



Centrífugas de las series Multifuge X Pro / Megafuge ST Plus de Thermo Scientific

Instrucciones de utilización

50158491-e • 11 / 2022

Prólogo

Acerca de este manual	ix
¿Dónde puedo encontrar Información sobre mi centrífuga?	ix
Uso previsto	ix
Palabras y símbolos de señalización	xi
Símbolos utilizados en la unidad y en sus accesorios	xi
Símbolos utilizados en las instrucciones de uso	xi
Instrucciones de seguridad	xii

1. Transporte y colocar

1. 1. Desembalar	1-1
1. 2. Lugar	1-1
1. 3. Transportar	1-2
1. 4. Vista general del producto	1-7
1. 5. Conexiones	1-12
1. 6. Arranque inicial	1-12

2. Servicio

2. 1. Ubicación de las piezas	2-1
2. 2. Encendido y apagado de la centrífuga	2-4
2. 3. Apertura y cierre de la tapa de la centrífuga	2-4
2. 4. Cómo instalar y desmontar un rotor	2-5
2. 5. Carga del rotor	2-7

2. 6. Identificación del rotor y de las cubetas	2-10
2. 7. Configuración de los parámetros de centrifugado básicos	2-11
2. 8. Preatemperación de la cámara de centrifugado	2-12
2. 9. Centrifugado	2-12
2. 10. Aplicación hermética a los aerosoles	2-13

3. Interfaz gráfica de usuario

3. 1. Visión general	3-1
3. 2. Configuración de los parámetros de centrifugado básicos	3-6
3. 3. Preatemperación de la cámara de centrifugado	3-11
3. 4. Centrifugado	3-12
3. 5. Estados, alarmas y alertas	3-14
3. 6. Ajustes	3-29
3. 7. Visualizar	3-41
3. 8. Registros	3-44

4. Panel de control LCD

4. 1. Visión general	4-1
4. 2. Configuración de los parámetros de centrifugado básicos	4-2
4. 3. Programas	4-6
4. 4. Centrifugado	4-6
4. 5. Detención de un proceso de centrifugado en marcha	4-7
4. 6. Menú del sistema	4-8

5. Mantenimiento y cuidado

5. 1. Intervalos de limpieza	5-1
5. 2. Bases	5-1
5. 3. Limpiar	5-2
5. 4. Desinfección	5-4
5. 5. Descontaminación	5-4
5. 6. Esterilizar en autoclave	5-5
5. 7. Mantenimiento	5-5
5. 8. Envío	5-6
5. 9. Almacenaje	5-6
5. 10. Eliminación	5-6

6. Diagnóstico de fallos

6. 1. Bloqueo mecánico de emergencia de la tapa	6-1
6. 2. Formación de hielo	6-2
6. 3. Guía de solución de problemas	6-2
6. 4. Información para el Servicio Posventa	6-3

A. Especificaciones técnicas

B. Especificaciones del rotor

C. Compatibilidad química

Figuras

Figura 1-1: Zona de seguridad	1-2
Figura 1-2: Elevación de una centrífuga de sobremesa por ambos lados	1-3
Figura 1-3: Espacio necesario para la descarga	1-3
Figura 1-4: Extracción del embalaje y las cintas exteriores	1-4
Figura 1-5: Extracción de las cintas interiores y las protecciones de cartón	1-4
Figura 1-6: Extracción de los topes del palé	1-5
Figura 1-7: Montaje de los raíles para descargar la unidad	1-5
Figura 1-8: Descarga de la centrífuga del palé	1-6
Figura 1-9: Bloqueo de las ruedas de la centrífuga	1-6
Figura 1-10: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 1 L con refrigeración e interfaz gráfica de usuario	1-7
Figura 1-11: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 1 L con refrigeración y panel de control LCD	1-7
Figura 1-12: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 1 L ventilada con interfaz gráfica de usuario	1-7
Figura 1-13: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 1 L ventilada con panel de control LCD	1-8
Figura 1-14: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 4 L con refrigeración e interfaz gráfica de usuario	1-8
Figura 1-15: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 4 L con refrigeración y panel de control LCD	1-8
Figura 1-16: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 4 L ventilada con interfaz gráfica de usuario	1-9
Figura 1-17: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 4 L ventilada con panel de control LCD	1-9
Figura 1-18: Visión general del producto: centrífuga de suelo de 4 L con refrigeración e interfaz gráfica de usuario	1-10
Figura 1-19: Visión general del producto: centrífuga de suelo de 4 L con refrigeración y panel de control LCD	1-10
Figura 1-20: Visión general del producto: centrífuga de suelo de 4 L ventilada con interfaz gráfica de usuario	1-11
Figura 1-21: Visión general del producto: centrífuga de suelo de 4 L ventilada con panel de control LCD	1-11
Figura 2-1: Ubicación de las piezas en una centrífuga ventilada con panel de control LCD	2-1
Figura 2-2: Ubicación de las piezas del rotor ilustrada en un rotor en ángulo fijo	2-1
Figura 2-3: Posición de la ranura en la cubeta y el resalte adaptador correspondiente	2-2
Figura 2-4: Ubicación de las piezas del rotor ilustrada en un rotor basculante	2-2
Figura 2-5: Ubicación de las piezas del rotor ilustrada en un rotor basculante con parabrisas	2-3
Figura 2-6: Vista posterior de una centrífuga de sobremesa, ubicación del interruptor de alimentación	2-4
Figura 2-7: Vista posterior de una centrífuga de suelo, ubicación del interruptor de alimentación	2-4
Figura 2-8: Colocación y extracción de la tapa del rotor	2-5
Figura 2-9: Giro de la perilla del rotor	2-6
Figura 2-10: Pulsar el botón Auto-Lock	2-6
Figura 2-11: Función Auto-Lock en el eje motor	2-7
Figura 2-12: Ranura y resalte en rotores y cubetas emparejados	2-7
Figura 2-13: Ejemplos de carga correcta para rotores en ángulo fijo	2-8
Figura 2-14: Ejemplos de carga correcta para rotores basculantes	2-8
Figura 2-15: Ejemplos de carga incorrecta para rotores en ángulo fijo	2-8
Figura 2-16: Ejemplos de carga incorrecta para rotores basculantes	2-8
Figura 2-17: Detección del rotor: Selección de un tipo de cubeta para un rotor TX-750	2-10
Figura 2-18: Ajuste del código de cubeta correcto	2-11
Figura 2-19: Tapa de un rotor hermético a los aerosoles con mandril	2-13
Figura 2-20: Cubeta con la tapa abierta (izquierda) y cerrada (derecha)	2-14
Figura 3-1: Zonas de la pantalla	3-1
Figura 3-2: Pantalla táctil para una centrífuga ventilada	3-1
Figura 3-3: Pantalla táctil para una centrífuga refrigerada	3-2

Figura 3-4: Zona de estado e información	3-2
Figura 3-5: Pantalla de inicio para la centrifuga en modo reposo	3-3
Figura 3-6: Pantalla de inicio para la centrifuga en marcha, modelos ventilados	3-3
Figura 3-7: Pantalla de inicio para la centrifuga en marcha, modelos con refrigeración	3-3
Figura 3-8: Pantalla principal Ajustes	3-4
Figura 3-9: Panel de control para una centrifuga ventilada	3-5
Figura 3-10: Panel de control para una centrifuga refrigerada	3-5
Figura 3-11: Barra de navegación	3-6
Figura 3-12: Cuadro de velocidad de la pantalla de inicio	3-7
Figura 3-13: Pantalla Valores nominales: Estándar para una centrifuga refrigerada	3-7
Figura 3-14: Ajustes -> Controles -> Pantalla Valores nominales: Avanzado para una centrifuga ventilada	3-7
Figura 3-15: Detalle de la pantalla Valores nominales para la velocidad de la centrifuga y rango	3-8
Figura 3-16: Ajustes -> Controles -> Pantalla Valores nominales: Alerta de valor fuera de rango	3-8
Figura 3-17: Ventana emergente Velocidad del rotor no válida	3-8
Figura 3-18: Cuadro del tiempo de funcionamiento de la pantalla de inicio	3-9
Figura 3-19: Cuadro del tiempo de funcionamiento de la pantalla de inicio	3-9
Figura 3-20: Cuadro del perfil de aceleración/frenado de la pantalla de inicio	3-9
Figura 3-21: Cuadro de temperatura de la pantalla de inicio	3-10
Figura 3-22: Cuadro de temperatura de la pantalla de inicio	3-11
Figura 3-23: Ventana emergente Preatemperación completa	3-11
Figura 3-24: Pantalla en el modo ampliado	3-12
Figura 3-25: Modo Pulso: centrifuga en marcha durante un minuto	3-13
Figura 3-26: Pantalla Estado	3-14
Figura 3-27: Mensaje de alerta de final de vida útil del rotor en la parte superior de la pantalla de inicio	3-15
Figura 3-28: Pantalla de inicio con un mensaje de alerta	3-15
Figura 3-29: Pantalla Estado: Alerta con el listado de alertas	3-16
Figura 3-30: Pantalla Estado: Alerta: Datos operativos ampliado	3-16
Figura 3-31: Mensaje de alarma en la parte superior de la pantalla de inicio	3-17
Figura 3-32: Mensaje de alarma después de silenciar	3-18
Figura 3-33: Mensaje de alarma que ocupa toda la pantalla	3-18
Figura 3-34: Pantalla Alarma: Estado con un mensaje de desequilibrio en el rotor	3-19
Figura 3-35: Pantalla Estado: Alarma: Datos operativos ampliado	3-19
Figura 3-36: Pantalla Estado	3-20
Figura 3-37: Estado inicial de la pantalla Programas (antes de crear ningún programa)	3-20
Figura 3-38: Programas -> Pantalla Añadir nuevo programa, primer conjunto de opciones	3-21
Figura 3-39: Programas con un teclado en pantalla	3-21
Figura 3-40: Programas -> Pantalla Añadir nuevo programa, segundo conjunto de opciones	3-22
Figura 3-41: Programas -> Pantalla Añadir nuevo programa, velocidad y tiempo para el paso 1	3-22
Figura 3-42: Programas -> Pantalla Ajustes avanzados	3-23
Figura 3-43: Programas -> Ventana emergente Vista rápida del programa	3-23
Figura 3-44: Programas -> Pantalla Editar programa	3-24
Figura 3-45: Programas -> Ventana Confirmación de borrado para un paso del programa	3-24
Figura 3-46: Programas -> Ventana Confirmación de borrado para un programa	3-25
Figura 3-47: Pantalla Programas con los programas creados previamente	3-25
Figura 3-48: Programas -> Pantalla Exportar programas	3-26
Figura 3-49: Programas -> Pantalla Importar programas	3-26
Figura 3-50: Programas -> Ventana emergente Exportar programas con barra de progreso	3-27
Figura 3-51: Programas -> Ventana emergente Exportación completa	3-27
Figura 3-52: Programas -> Ventana emergente Importar programas con barra de progreso	3-28
Figura 3-53: Programas -> Ventana emergente Importación completa	3-28
Figura 3-54: Pantalla principal Ajustes	3-29
Figura 3-55: Ajustes de alarmas ->Control deslizante del volumen de la alarma	3-29

Figura 3-56: Ajustes -> Pantalla Alertas	3-31
Figura 3-57: Ajustes de alertas ->Control deslizante del volumen de la alerta	3-31
Figura 3-58: Ajustes -> Pantalla Control de acceso	3-32
Figura 3-59: Ajustes -> Control de acceso: Pantalla Control de acceso en el modo seguro	3-34
Figura 3-60: Ajustes -> Controles -> Pantalla Valores nominales: Estándar para una centrifuga refrigerada ...	3-35
Figura 3-61: Ajustes -> Controles -> Pantalla Valores nominales: Avanzado para una centrifuga ventilada ...	3-36
Figura 3-62: Ajustes -> Controles -> Pantalla Valores nominales: Alerta de valor fuera de rango	3-36
Figura 3-63: Ajustes -> Pantalla Programación con todos los programas desactivados	3-40
Figura 3-64: Ajustes -> Pantalla Visualizar	3-41
Figura 3-65: Ajustes -> Pantalla Visualizar -> Brillo	3-41
Figura 3-66: Pantalla principal Registros	3-44
Figura 3-67: Pantalla Registro de eventos	3-45
Figura 3-68: Pantalla Registro de eventos con un evento expandido	3-45
Figura 3-69: Pantalla Registro del rotor	3-47
Figura 3-70: Pantalla Diagrama	3-48
Figura 3-71: Pantalla detallada Diagrama	3-49
Figura 3-72: Pantalla Archivos e información	3-50
Figura 4-1: Funciones del panel de control LCD	4-1
Figura 4-2: Selección de RCF/rpm y ajuste de la velocidad de la centrifuga	4-2
Figura 4-3: Ajuste del tiempo de funcionamiento de la centrifuga	4-3
Figura 4-4: Ajuste del perfil de aceleración	4-3
Figura 4-5: Ajuste del perfil de frenado	4-4
Figura 4-6: Ajuste de la temperatura de preenfriamiento o precalentamiento (izquierda)	4-4
Figura 4-7: Ajuste de la temperatura del proceso de centrifugado (derecha)	4-5
Figura 4-8: Ajuste del código de cubeta correcto para el rotor	4-5
Figura 5-1: Desmontaje de la rejilla de ventilación	5-3
Figura 6-1: Desbloqueo de emergencia de la puerta en la parte posterior	6-1

Tablas

Tabla i: Lista de centrifugas de Thermo Scientificxi
Tabla ii: Palabras y símbolos de señalizaciónxi
Tabla iii: Símbolos utilizados en la unidad y en sus accesoriosxi
Tabla iv: Símbolos utilizados en las instrucciones de usoxi
Tabla 1-1: Volumen de suministro	1-1
Tabla 3-1: Iconos de la barra de navegación	3-6
Tabla 3-2: Requisitos de inicio de sesión con contraseña en los modos abierto y seguro	3-33
Tabla 3-3: Ajustes -> Ajustes de controles -> Explicación de los elementos de la pantalla Valores nominales ..	3-35
Tabla 6-1: Mensajes de error	6-3
Tabla A-1: Datos técnicos de las centrifugas de la serie Multifuge X Pro	A-1
Tabla A-2: Datos técnicos de las centrifugas de la serie Multifuge X Pro	A-2
Tabla A-3: Datos técnicos de las centrifugas de la serie Multifuge X Pro	A-3
Tabla A-4: Datos técnicos de las centrifugas de la serie Megafuge ST Plus	A-4
Tabla A-5: Datos técnicos de las centrifugas de la serie Megafuge ST Plus	A-5
Tabla A-6: Datos técnicos de las centrifugas de la serie Megafuge ST Plus	A-6
Tabla A-7: Directivas y normativas para las centrifugas Serie Multifuge X Pro / Megafuge ST Plus	A-7
Tabla A-8: Directivas y normativas para las centrifugas Serie Multifuge X Pro-MD / Megafuge ST Plus-MD ...	A-8
Tabla A-9: Refrigerantes utilizados para las series Multifuge X Pro/Megafuge ST Plus	A-9
Tabla A-10: Datos de conexión eléctrica de las series Multifuge X Pro/Megafuge ST Plus	A-11
Tabla A-11: Programa de rotores - Uso general e IVD	A-13

Prólogo

Lea detenidamente estas instrucciones de uso antes de empezar a usar la centrífuga y respételas en todo momento.

La información que contienen estas instrucciones de uso es propiedad de Thermo Fisher Scientific; queda prohibida la reproducción o divulgación de esta información sin la autorización expresa y por escrito del su propietario.

El incumplimiento de las indicaciones y las medidas de seguridad que contienen las presentes instrucciones de uso anulará la garantía.

Acerca de este manual

El presente manual se divide en los capítulos que se indican a continuación:

- **Prólogo** (este capítulo): contiene información preliminar de carácter general, explica cómo identificar la centrífuga, describe el uso previsto, explica las etiquetas de seguridad y contiene precauciones.
- **Transporte e instalación:** contiene una lista de los elementos suministrados y explica cómo transportar la centrífuga hasta el lugar de emplazamiento, cómo conectar los cables de alimentación y Ethernet, y cómo realizar la configuración básica.
- **Servicio:** contiene instrucciones sobre el centrifugado, incluyendo operaciones básicas como la carga y la instalación del rotor, la edición de los parámetros de centrifugado y el uso de la centrífuga.
- **Interfaz gráfica de usuario:** explica la pantalla táctil y los menús que contiene.
- **Panel de control LCD:** explica la pantalla LCD, los controles del panel frontal y sus funciones.
- **Mantenimiento y cuidado:** explica cómo realizar las actividades básicas de cuidado, como las de limpieza, desinfección y descontaminación de la centrífuga y los rotores, y explica qué piezas se pueden tratar en autoclave. También contiene información sobre las actividades de mantenimiento periódico, como la inspección visual o la limpieza de la rejilla de ventilación, y otras actividades de mantenimiento específicas para los determinados tipos de rotor, además de información sobre las piezas que deben ser sustituidas por el personal de servicio autorizado de Thermo Fisher Scientific durante el mantenimiento preventivo. También contiene información general sobre el almacenamiento y el envío.
- **Localización de averías:** explica cómo utilizar el desbloqueo de emergencia de la puerta para abrir la tapa de la centrífuga cuando el dispositivo no recibe energía eléctrica, cómo eliminar la escarcha de la cámara de centrifugado, cómo solucionar los mensajes de error que se muestran en la pantalla y cómo recopilar la información necesaria antes de llamar al servicio técnico de Thermo Fisher Scientific.
- **Especificaciones técnicas:** contiene los datos técnicos de todos los modelos de centrífuga que se tratan en este manual.
- **Rotores:** contiene tablas de rotores para todos los modelos de centrífuga que se tratan en este manual, así como las especificaciones e información sobre los accesorios para todos los rotores compatibles.
- **Tabla de compatibilidad química:** contiene una tabla de referencia en la que se explica cómo responden los materiales de la centrífuga y del rotor a los productos químicos más frecuentes.
- **Índice:** contiene un listado con las palabras clave en orden alfabético e información sobre las páginas en las que aparecen.

¿Dónde puedo encontrar Información sobre mi centrífuga?

El presente manual cubre varios modelos de las series Multifuge X Pro/Megafuge ST Plus de Thermo Scientific. Puede identificar su modelo de centrífuga a partir de dos elementos de información:

- La serie de productos indicada en el panel frontal; por ejemplo, Thermo Scientific Multifuge X Pro Series
- El número y el nombre del producto indicados en la placa de características; por ejemplo «75009900» y «Thermo Scientific Multifuge X4 Pro», tal como puede verse en la «Lista de centrífugas de Thermo Scientific» en página xi.

Uso previsto

Uso previsto de las centrífugas de laboratorio

Esta centrífuga está diseñada para separar mezclas de muestras de diferentes densidades como productos químicos, muestras medioambientales y otras muestras corporales no humanas.

Uso previsto de las centrifugas de diagnóstico in vitro

Esta centrifuga puede usarse como un instrumento de laboratorio para diagnóstico in vitro (IVD) si se utiliza junto con tubos IVD y sistemas de análisis IVD.

La centrifuga separa la sangre humana. La sangre se utiliza en muchas pruebas de diagnóstico, como análisis hematológicos (p. ej. medición de la hemoglobina libre), análisis inmunológicos (p. ej. medición de los niveles de plaquetas) o evaluaciones del sistema cardiovascular (p. ej. análisis del nivel de potasio).

Usuario previsto

La centrifuga solo debe ser manejada por personal cualificado.

El personal cualificado puede ser un tecnólogo de laboratorio clínico, un técnico de laboratorio médico u otra persona con una formación equivalente.

Centrifugas de laboratorio		Centrifugas de diagnóstico in vitro	
Artículo N°	Centrifuga de sobremesa	Artículo N°	Centrifuga de sobremesa
75009710	Multifuge X1 Pro 100–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009210	Multifuge X1 Pro-MD 100–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
75009750	Multifuge X1R Pro 220–230 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009250	Multifuge X1R Pro-MD 220–230 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
		75009251	Multifuge X1R Pro-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009900	Multifuge X4 Pro 208–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009500	Multifuge X4 Pro-MD 208–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
		75009501	Multifuge X4 Pro-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009915	Multifuge X4R Pro 220–240 V \pm 10%, 50 Hz / 230 V \pm 10%, 60 Hz	75009515	Multifuge X4R Pro-MD 220–240 V \pm 10%, 50 Hz / 230 V \pm 10%, 60 Hz
75009815	Multifuge X4R Pro 220 V \pm 10%, 60 Hz	75009615	Multifuge X4R Pro-MD 220 V \pm 10%, 60 Hz
		75009516	Multifuge X4R Pro-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009930	Multifuge X4F Pro 208–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009530	Multifuge X4F Pro-MD 208–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
		75009531	Multifuge X4F Pro-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009936	Multifuge X4RF Pro 220–240 V \pm 10%, 50 Hz / 230 V \pm 10%, 60 Hz	75009536	Multifuge X4RF Pro-MD 220–240 V \pm 10%, 50 Hz / 230 V \pm 10%, 60 Hz
		75009537	Multifuge X4RF Pro-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009730	Megafuge ST1 Plus 100–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009230	Megafuge ST1 Plus-MD 100–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
75009770	Megafuge ST1R Plus 220–230 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009270	Megafuge ST1R Plus-MD 220–230 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
		75009271	Megafuge ST1R Plus-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009903	Megafuge ST4 Plus 208–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009503	Megafuge ST4 Plus-MD 208–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
		75009504	Megafuge ST4 Plus-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009918	Megafuge ST4R Plus 220–240 V \pm 10%, 50 Hz / 230 V \pm 10%, 60 Hz	75009518	Megafuge ST4R Plus-MD 220–240 V \pm 10%, 50 Hz / 230 V \pm 10%, 60 Hz
75009818	Megafuge ST4R Plus 220 V \pm 10%, 60 Hz	75009618	Megafuge ST4R Plus-MD 220 V \pm 10%, 60 Hz
		75009519	Megafuge ST4R Plus-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009947	Megafuge ST4F Plus 208–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009961	Megafuge ST4F Plus-MD 208–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz

Centrífugas de laboratorio		Centrífugas de diagnóstico in vitro	
Artículo N°	Centrífuga de sobremesa	Artículo N°	Centrífuga de sobremesa
		75009960	Megafuge ST4F Plus-MD 120 V ±10%, 60 Hz
75009936	Megafuge ST4F Plus 220–240 V ±10%, 50 Hz / 230 V ±10%, 60 Hz	75009962	Megafuge ST4RF Plus-MD 220–240 V ±10%, 50 Hz / 230 V ±10%, 60 Hz
75009948	Megafuge ST4RF Plus 220-240 V, 50 Hz / 230 V 60 Hz	75009946	Megafuge ST4RF Plus-MD 120 V ±10%, 60 Hz

Tabla i: Lista de centrífugas de Thermo Scientific

Palabras y símbolos de señalización

Palabras clave y colores de señalización	Grado de peligro
ADVERTENCIA	Indica una situación peligrosa la cual, de no evitársela, podría producir la muerte o heridas de gravedad.
PRECAUCIÓN	Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede causar lesiones leves o moderadas.
AVISO	Indica información considerada importante, pero no sobre peligros.

Tabla ii: Palabras y símbolos de señalización

Símbolos utilizados en la unidad y en sus accesorios

Preste atención a las instrucciones de uso para garantizar la seguridad y proteger el medioambiente.

	Peligro general		Consulte el manual de instrucciones
	Peligro biológico		Desconectar la clavija de red
	Riesgo de cortes		Dirección de rotación
	Compruebe que el rotor esté instalado correctamente tirando suavemente hacia arriba por el asa.		Centrífugas de suelo: Avisa de que hay que bloquear las ruedas antes de poner en marcha la centrífuga.

Tabla iii: Símbolos utilizados en la unidad y en sus accesorios

Símbolos utilizados en las instrucciones de uso

Preste atención a las instrucciones de uso para garantizar la seguridad y proteger el medioambiente.

	Peligro general		Peligro eléctrico
	Peligro biológico		Riesgo de cortes
	Peligro debido a materiales inflamables		Indica información considerada importante, pero no sobre peligros.
	Riesgo de aplastamiento		Utilice guantes de protección
	Utilice gafas de protección		

Tabla iv: Símbolos utilizados en las instrucciones de uso

Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA

¡El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad puede provocar situaciones peligrosas que, de no evitarse, podrían provocar lesiones graves o incluso mortales! Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.

La centrífuga solo debe usarse para su uso previsto. El uso inapropiado puede causar daños, contaminación y lesiones o incluso la muerte.

La centrífuga solo debe ser operada por personal cualificado.

Es obligación de la empresa explotadora de garantizar que se utilice ropa de protección apropiada. El usuario debe estar familiarizado con el manual internacional «Manual de bioseguridad en el laboratorio» (de la Organización Mundial de la Salud, OMS) y con las recomendaciones nacionales en vigor.

Debe mantenerse una zona de seguridad mínima de 30 cm alrededor de la centrífuga. Tenga en cuenta «Figura 1-1: Zona de seguridad». Durante el centrifugado no debe haber personas, ni sustancias peligrosas en el espacio de seguridad.

No realice modificaciones no autorizadas en la centrífuga y en sus accesorios.

No utilice la centrífuga con la carcasa abierta o incompleta.



ADVERTENCIA

Riesgo de daños debido a una fuente de alimentación incorrecta.

Asegúrese de que la centrífuga se conecte únicamente a una toma de corriente reglamentaria con toma de tierra.



ADVERTENCIA

Riesgo al manipular sustancias peligrosas.

Al trabajar con muestras corrosivas (soluciones salinas, ácidos, bases), los accesorios y la centrífuga deben limpiarse a fondo.

Debe tenerse un cuidado extremo con las sustancias altamente corrosivas que puedan causar daños y perjudicar la estabilidad mecánica del rotor. Éstas solo deben centrifugarse en tubos completamente precintados.

La centrífuga no tiene protección inerte ni contra explosiones. Nunca utilice la centrífuga en un entorno con peligro de explosión.

No centrifugue materiales tóxicos ni radioactivos ni microorganismos patógenos sin los mecanismos de seguridad indicados.

Al centrifugar materiales peligrosos, tenga en cuenta el «Manual de bioseguridad en el laboratorio» de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la reglamentación nacional de su país. Si van a centrifugarse pruebas del grupo de riesgo II (según el manual «Laboratory Biosafety Manual» de la organización mundial de la salud OMS), deben utilizarse biojuntas herméticas al aerosol. Puede obtener el «Manual de bioseguridad en el laboratorio» a través de la página web de la Organización Mundial de la Salud (www.who.int). Deben adoptarse medidas de seguridad adicionales para los materiales que estén en un grupo de riesgo superior.

En caso de que en la centrífuga o en sus piezas hayan recalado toxinas o sustancias patógenas, habrán de tomarse medidas de desinfección («Desinfección» en página 5-4).

En caso de que se produzca una situación de riesgo deberá desconectar el suministro de energía de la centrífuga o bien interrumpirla y alejarse del entorno de la centrífuga de inmediato.

A fin de evitar una contaminación peligrosa, asegúrese de que se utilicen accesorios adecuados para las aplicaciones.

Si se produce un fallo mecánico grave, como por ejemplo la rotura de un rotor o una botella, se debe informar al personal de que la centrífuga no es estanca a los aerosoles. Salga de la sala inmediatamente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Después de una rotura, se debe dejar pasar un tiempo antes de abrir la centrífuga para que los aerosoles puedan asentarse. El riesgo de contaminación después de una rotura es mayor en las centrífugas ventiladas que en las centrífugas refrigeradas.

**Riesgo de contaminación**

Mientras la centrífuga esté en marcha, los potenciales contaminantes no permanecerán en el interior del dispositivo.

ADVERTENCIA Tome medidas de protección adecuadas para evitar la propagación de los contaminantes.
Una centrífuga no es un componente de contención cerrado.

**Daños para la salud al centrifugar sustancias o materiales explosivos o inflamables.**

No centrifugue materiales o sustancias explosivas o inflamables.

ADVERTENCIA

**Pueden producirse lesiones graves si se toca un rotor girando con las manos o herramientas.**

Un rotor puede seguir girando todavía después de un fallo de corriente.

ADVERTENCIA No abra la centrífuga antes de que el rotor se haya parado. No tocar el rotor si está girando. La centrífuga solo debe abrirse si el rotor ha dejado de girar.

No deben usarse nunca las manos ni herramientas para detener un rotor girando.

El desbloqueo de emergencia de la puerta puede usarse en casos de emergencia, solo para extraer las muestras de la centrífuga, p. ej. en caso de un fallo eléctrico («Bloqueo mecánico de emergencia de la tapa» en página 6-1).



Los imanes que hay integrados en los rotores pueden afectar negativamente a los implantes activos, como marcapasos.

Los imanes están instalados en la parte inferior del rotor.

ADVERTENCIA Deje siempre 20 cm de distancia entre el rotor y el implante activo, ya que el producto genera campos magnéticos permanentes. La intensidad del campo magnético a 20 cm de distancia es inferior a 0,1 mT, por lo que no debería causar problemas.

**Riesgo de lesiones debido a un defecto en un resorte de gas**

Asegúrese de que la tapa de la centrífuga pueda abrirse por completo y que permanezca fija en la posición correspondiente.

PRECAUCIÓN Compruebe de forma periódica que los resortes de gas funcionen correctamente. La sustitución de los resortes de gas defectuosos debe encargarse a un técnico de servicio autorizado.

**Riesgo de cortes en caso de rotura del cristal de la pantalla.**

No toque la pantalla si está dañada.

PRECAUCIÓN

**El uso de accesorios desgastados o cargados de forma incorrecta puede poner en riesgo la seguridad.**

Asegúrese siempre de que la carga esté distribuida de la manera más homogénea posible.

PRECAUCIÓN

No utilice rotores y accesorios que muestren signos de corrosión o fisuras. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

No utilice la centrífuga con un rotor desequilibrado. Utilice únicamente rotores que se hayan cargado correctamente.

Nunca sobrecargue un rotor.

Compruebe que los rotores y los accesorios estén instalados correctamente antes de usar la centrífuga. Siga las instrucciones de la sección «Cómo instalar y desmontar un rotor» en página 2-5.

**PRECAUCIÓN****Lesiones físicas por ignorar aspectos básicos de manejo.**

La centrífuga solo debe usarse con el rotor instalado correctamente.

No mueva la centrífuga estando en funcionamiento.

No se apoye sobre la centrífuga.

No intente añadir nada a la centrífuga mientras esté en funcionamiento.

El operador no debe abrir la carcasa de la centrífuga.

**PRECAUCIÓN****Riesgo de accidente al mover una centrifugas de suelo:**

Para mover una centrífuga de suelo se necesitan al menos dos personas. Deben empujar la centrífuga una desde cada lado y en ningún momento se deben interponer en el trayecto de la centrífuga que se está moviendo.

**PRECAUCIÓN****La fricción del aire puede afectar a la integridad de las muestras.**

La temperatura del rotor puede aumentar de manera significativa mientras la centrífuga está girando.

En las unidades ventiladas, el rotor se calienta por encima de la temperatura ambiente.

En las unidades con refrigeración, la temperatura indicada y la ajustada pueden desviarse de la temperatura de la muestra.

Asegúrese de que las funciones de control de temperatura de la centrífuga sean las adecuadas para la aplicación. Si fuera necesario, realice una prueba de funcionamiento.

**AVISO****El uso de accesorios no aprobados puede afectar a la capacidad de protección.**

En esta centrífuga únicamente se deben utilizar accesorios autorizados por Thermo Fisher Scientific. Puede consultar una lista de los accesorios aprobados en «Especificaciones del rotor» en página B-1.

Como excepciones a esta regla, hay disponible comercialmente material de laboratorio para centrifugas de vidrio o plástico, siempre que se haya diseñado para adaptarse a las cavidades del adaptador o el rotor y esté aprobado para la velocidad o el valor RCF del rotor.

**AVISO****Daños en el dispositivo o problemas de funcionamiento debidos a daños en la pantalla táctil.**

No intente utilizar el dispositivo.

Apague la centrífuga. Desconecte la clavija de red. La sustitución de la pantalla táctil debe encargarse a un técnico de servicio autorizado.

**AVISO****Para desconectar la centrífuga:**

Pulse el botón de parada. Desconecte la centrífuga mediante el interruptor principal. Extraiga la clavija de red. Si se produce una situación de emergencia, desconecte la fuente de alimentación.

Durante la instalación de la centrífuga, asegúrese de que se pueda acceder fácilmente al interruptor principal y a la clavija de alimentación. La toma de corriente con toma de tierra debe estar en un lugar de fácil acceso y fuera de la zona de seguridad.

**AVISO**

El uso prolongado de la interfaz de usuario de una centrífuga de suelo es contraproducente a nivel ergonómico.

Si fuera necesario trabajar en la interfaz de usuario durante periodos prolongados de tiempo, se recomienda sentarse.

1. Transporte y colocar

AVISO

Usted es el responsable de asegurarse de que se cumplan todos los requisitos de seguridad.

1.1. Desembalar

La caja de expedición se debe revisar al recibir la entrega. Cuando reciba la entrega, examine cuidadosamente si se han producido daños durante el transporte antes de desembalar. Si se encuentran daños, el transportista los debe especificar y confirmar con su firma en su copia del comprobante de entrega.

Abra la caja con mucho cuidado y compruebe que no falte ninguna pieza (Tabla 1-1) antes de eliminar los materiales de embalaje. Retire todo el material de embalaje. Si se encuentran daños en el equipo después de desembalarlo, informe a la empresa de transportes y solicite una inspección de daños. Elimine el material de embalaje de conformidad con la reglamentación local sobre eliminación de residuos.

Si la inspección de daños no se solicita durante los días siguientes a la recepción del envío, la empresa de transportes quedará exenta de cualquier responsabilidad en relación con los daños. La inspección de daños se debe solicitar por teléfono.

Volumen de suministro

La centrífuga se suministra sin un rotor. Los rotores y los elementos suministrados con rotores se pueden consultar en el capítulo «Especificaciones del rotor» en página B-1.

Pos.	Art. N°	Cantidad
Centrífuga Thermo Scientific		1
Cable de alimentación		1
Instrucciones de uso impresas	50158487	1
Instrucciones de uso en una unidad USB	50158526	1
Aceite de protección anticorrosivo	70009824	1

Tabla 1-1: Volumen de suministro

Si no ha recibido todas las piezas, póngase en contacto con el representante Thermo Fisher Scientific más cercano.

1.2. Lugar

La centrífuga únicamente debe funcionar en interiores.

El lugar de instalación debe cumplir estos requisitos:

- Debe mantenerse una zona de seguridad mínima de 30 cm alrededor de la centrífuga. Consulte «Zona de seguridad» en página 1-2.

Durante el centrifugado no debe haber personas, ni sustancias peligrosas en el espacio de seguridad.

Las centrífugas generan vibraciones. No coloque dispositivos sensibles u objetos o sustancias peligrosos en la zona de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA Peligro de impacto. La centrífuga puede colisionar con objetos y personas en un radio de 30 cm cuando gira. Debe mantenerse una zona de seguridad de 30 cm en torno a la centrífuga para garantizar un funcionamiento seguro. Asegúrese de que no haya nadie en la zona de seguridad mientras la centrífuga esté girando.

- La estructura de soporte debe cumplir estos requisitos:
 - » Ser estable, firme, rígida y no producir resonancia.
 - » Ser apropiada para la instalación horizontal de la centrífuga.

No está permitido colocar ningún elemento debajo de la centrífuga para compensar una irregularidad de la superficie.

La centrífuga no se debe utilizar en carros o estantes independientes que pudieran moverse durante el funcionamiento o que no tengan un tamaño adecuado para la centrífuga.
 - » Ser capaz de soportar el peso de la centrífuga.
- La centrífuga no está equipada con ningún mecanismo de nivelación. La estructura de soporte debe estar nivelada para que la instalación se realice correctamente.

⚠ **PRECAUCIÓN** Si no se alinea la centrífuga, puede colisionar debido al desequilibrio. Si se reubica la centrífuga, debe volver a alinearse. La centrífuga no debe trasladarse con un rotor acoplado al eje motor, ya que puede dañarse el accionamiento. No debe colocarse ningún objeto debajo de las patas para alinear la centrífuga.

- La centrífuga, los accesorios y las muestras no deben exponerse ni al calor ni la luz solar intensa.
 - ⚠ **PRECAUCIÓN** La radiación UV disminuye la resistencia de los materiales plásticos. No exponga las centrífugas, los rotores y los accesorios que estén hechos de plástico a la radiación directa del sol.
- El lugar de montaje debe estar bien ventilado en todo momento.
- Se debe poder acceder fácilmente al interruptor principal y a la clavija de alimentación en todo momento. La toma de corriente con toma de tierra debe estar en un lugar de fácil acceso y fuera de la zona de seguridad.

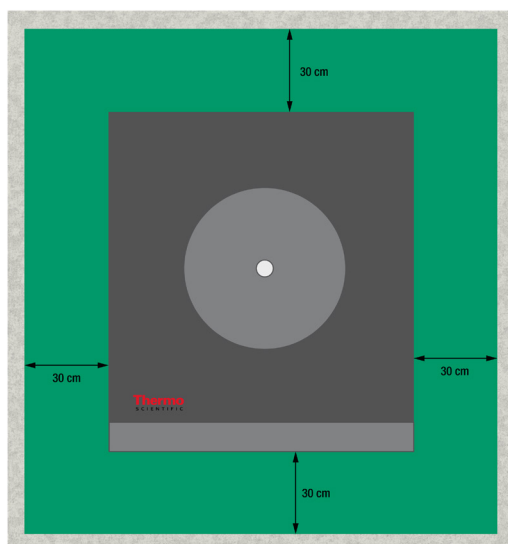


Figura 1-1: Zona de seguridad

1.3. Transportar

Antes de transportar una centrífuga, se debe comprobar lo siguiente:

- El cable de alimentación se ha desconectado y retirado de la centrífuga.
- Se ha desmontado el rotor.
 - ⚠ **PRECAUCIÓN** Daños en la centrífuga o el eje motor debido al movimiento de un rotor instalado. Extraer siempre el rotor antes de transportar la centrífuga.
- La puerta de la centrífuga está cerrada.
 - ⚠ **PRECAUCIÓN** Riesgo de aplastamiento de las manos con la puerta abierta de la centrífuga. Cierre siempre la puerta de la centrífuga antes de transportar la centrífuga.

Antes de transportar un rotor, se debe comprobar lo siguiente:

- Se han desmontado todos los componentes (como los adaptadores y las cubetas) para evitar que se puedan caer y resultar dañados.

1.3.1. Manipulación de las centrífugas de sobremesa

Siempre que manipule una centrífuga de sobremesa, asegúrese

- de que se levante por ambos lados y no por las partes delantera y trasera.

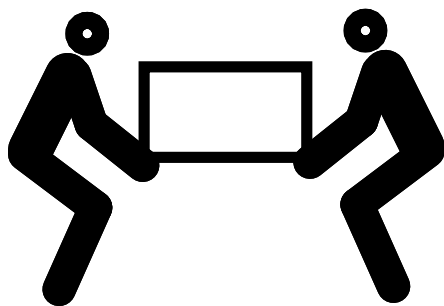


Figura 1-2: Elevación de una centrífuga de sobremesa por ambos lados

⚠ **ADVERTENCIA** La centrífuga debe levantarse siempre por ambos lados. No levante nunca la centrífuga sujetándola por la parte delantera o trasera. La centrífuga es muy pesada (véase «Especificaciones técnicas» en página A-1). Para levantar y transportar una centrífuga refrigerada se necesitan 4 personas como mínimo. Para levantar y transportar una centrífuga ventilada se necesitan 2 personas como mínimo.

1. 3. 2. Desembalaje y manipulación de una centrífuga de suelo

Las centrífugas de suelo se suministran debidamente sujetas a un palé de transporte a medida. El palé tiene topes angulares en las cuatro esquinas para evitar que la centrífuga se pueda caer. Junto con cada palé se incluye un par de raíles que deben usarse como rampas para bajar la centrífuga al suelo.

Antes de transportar una centrífuga de suelo se debe verificar lo siguiente:

- Para el transporte de larga distancia, la centrífuga debe montarse en el palé original.
- Para un cambio de ubicación dentro de las instalaciones pueden usarse las ruedas y los frenos de la propia centrífuga.

⚠ **PRECAUCIÓN** La centrífuga es muy pesada (véase «Especificaciones técnicas» en página A-1). No intente elevar la centrífuga a pulso. Para transportar la centrífuga con una carretilla elevadora, se debe sujetar al palé original. No intente elevar la centrífuga sin el palé original.

⚠ **ADVERTENCIA** Se necesitan al menos 2 personas para mover la centrífuga. Deben empujar la centrífuga una desde cada lado y en ningún momento se deben interponer en el trayecto de la centrífuga que se está moviendo. Si alguien se interpone en el camino de una centrífuga en movimiento, podría aplastarle y causarle lesiones graves o mortales.

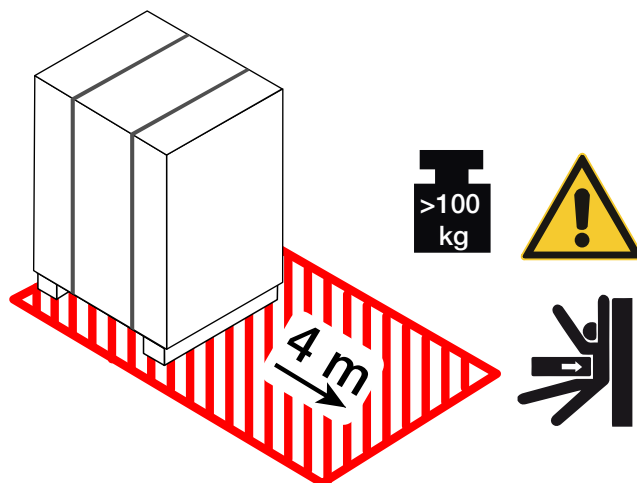


Figura 1-3: Espacio necesario para la descarga

1. Coloque el palé con la centrífuga de manera que haya al menos 4 m de espacio por delante del palé, tal como indica la zona rayada de la Figura 1-3.

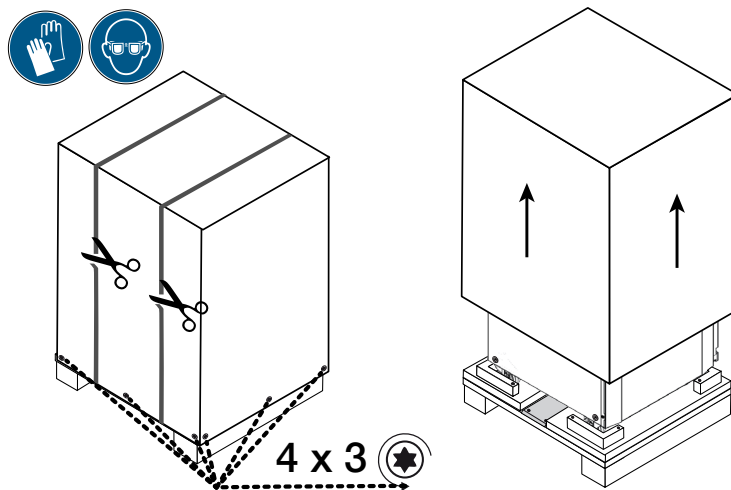


Figura 1-4: Extracción del embalaje y las cintas exteriores

2. Corte con unas tijeras las cintas exteriores que envuelven el embalaje de transporte y luego retírelas, tal como se muestra en la imagen izquierda de la Figura 1-4.
3. Utilizando un destornillador, retire los tornillos para madera (cuatro conjuntos de tres unidades) de la parte inferior del embalaje exterior de la caja de madera o cartón, tal como se muestra en la Figura 1-4 .
4. Extraiga hacia arriba la caja de madera o cartón, tal como se muestra en la imagen derecha de la Figura 1-4.

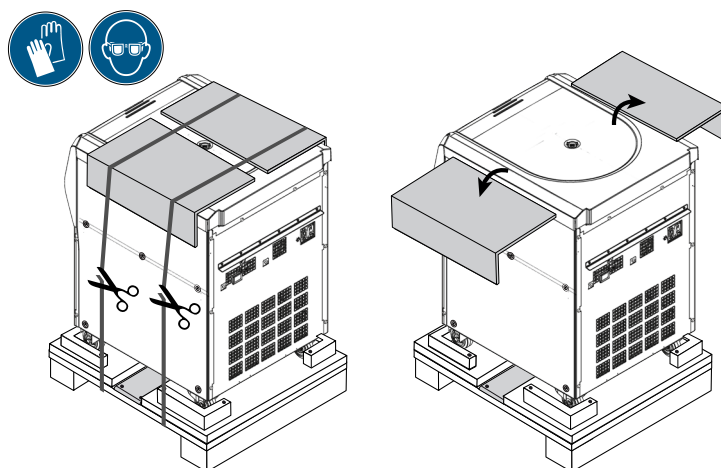


Figura 1-5: Extracción de las cintas interiores y las protecciones de cartón

5. Corte con unas tijeras el segundo conjunto de cintas que sujetan la centrífuga al palé y luego retírelas, tal como se muestra en la imagen izquierda de la Figura 1-5.
6. Retire las dos protecciones de cartón de la parte superior de la centrífuga, tal como se muestra en la imagen derecha de la Figura 1-5.
7. Retire el plástico retráctil con que está envuelta la centrífuga.

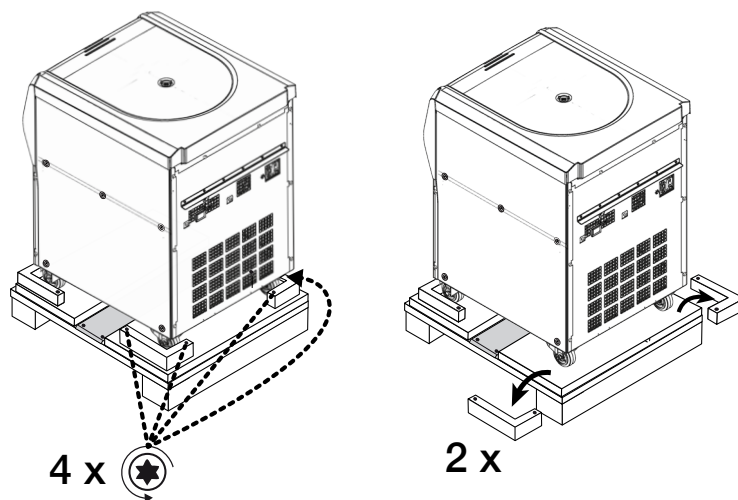


Figura 1-6: Extracción de los topes del palé

8. Utilizando un destornillador, desenrosque los tornillos para madera (dos conjuntos de dos unidades) de los topes angulares de las esquinas posteriores del palé, tal como se muestra en la imagen izquierda de la Figura 1-6.
9. Retire las dos protecciones traseras del palé, tal como se muestra en la imagen derecha de la Figura 1-6.

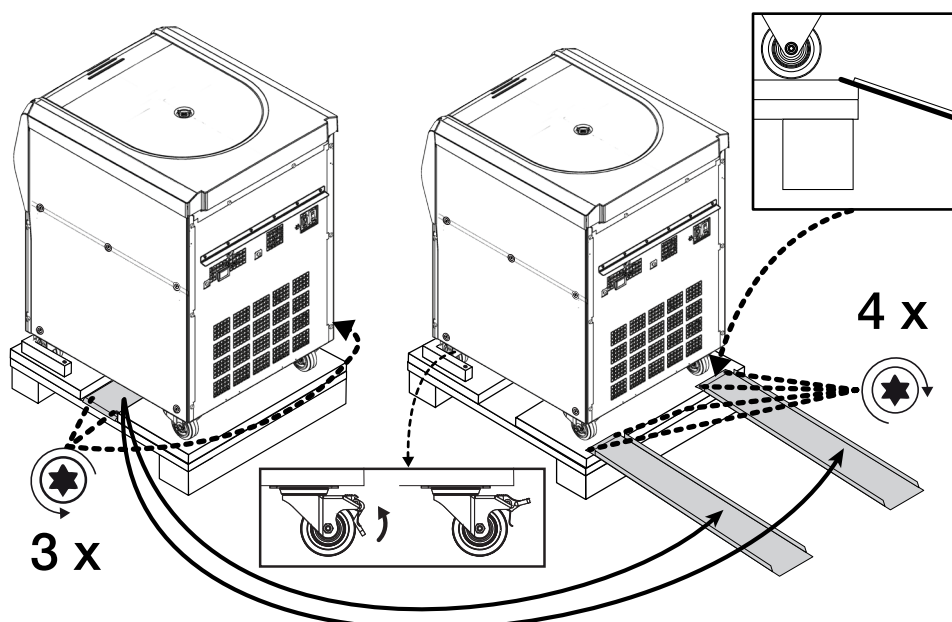


Figura 1-7: Montaje de los raíles para descargar la unidad

10. Agarre los raíles que hay en el centro del palé, debajo de la centrífuga, tal como se muestra en la imagen izquierda de la Figura 1-7.
11. Utilizando un destornillador, retire los tres tornillos para madera que sujetan los raíles al palé. Hay dos tornillos en un lado y un tercero en el lado opuesto del raíl.
12. Retire los raíles de debajo de la centrífuga y coloque uno justo delante de cada una de las dos ruedas delanteras, tal como se muestra en la imagen derecha de la Figura 1-7.
13. Compruebe que los raíles estén colocados correctamente:
 - a. Los raíles deben colocarse justo delante de las ruedas, de forma que estas avancen exactamente por el centro de cada uno de los raíles.
 - b. El borde del palé está biselado. La punta del saliente debe descansar sobre el borde biselado y estar totalmente a ras con la superficie superior del palé, tal como se muestra en la imagen ampliada rectangular de la esquina superior derecha de la Figura 1-7.
14. Utilizando dos de los tornillos para madera sobrantes, fije cada uno de los raíles al palé, tal como se muestra en la imagen derecha de la Figura 1-7.

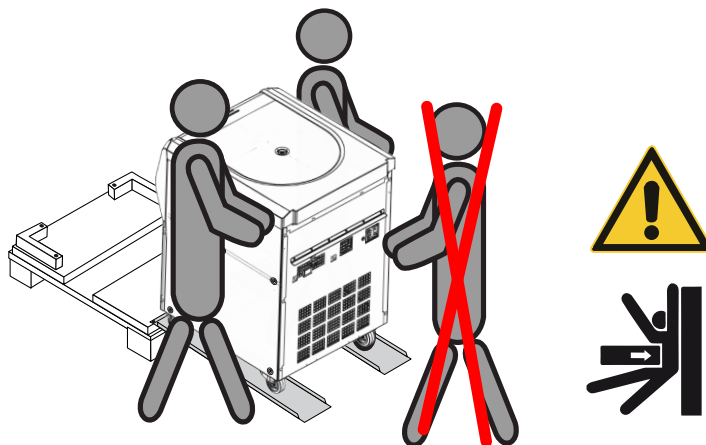


Figura 1-8: Descarga de la centrífuga del palé

15. Se debe colocar una persona a cada lado de la centrífuga, tal como se muestra en la Figura 1-8.
 - ⚠ **PRECAUCIÓN** No permita que nadie se coloque en el trayecto de la centrífuga en movimiento. Si alguien se interpone en el camino de una centrífuga en movimiento, podría aplastarle y causarle lesiones graves.
16. Levante las palancas de bloqueo de las ruedas giratorias delanteras de la centrífuga par desbloquearlas, tal como se muestra en la imagen ampliada rectangular en la parte inferior central de la Figura 1-7.
17. Ambas personas deben agarrar la centrífuga por las esquinas traseras, de forma que puedan controlar la velocidad de descenso de la unidad por la rampa.
18. Baje la centrífuga del palé lentamente por los raíles, controlando cuidadosamente la velocidad hasta llegar al suelo.
19. Cuando la centrífuga esté en el lugar deseado, bloquee las ruedas giratorias delanteras de la centrífuga para inmovilizarla.

AVISO

Las ruedas giratorias tienen palancas de freno que permiten identificarlas. Si no ve las palancas de freno, gire las ruedas 180 grados, de manera que sobresalgan por la parte delantera de la centrífuga.

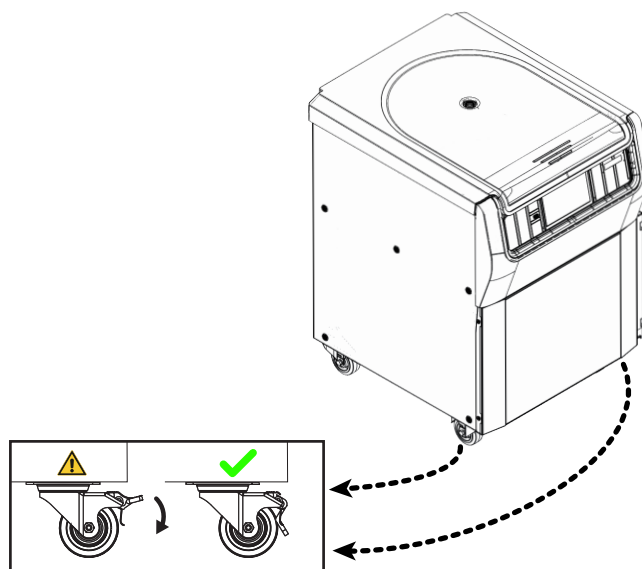


Figura 1-9: Bloqueo de las ruedas de la centrífuga


20. Para bloquear las ruedas, pise la palanca que sobresale por la parte delantera de la centrífuga, tal como se muestra en la Figura 1-9.

1. 4. Vista general del producto

En este capítulo se describe la ubicación de los conectores de señales y de alimentación, así como la del interruptor de alimentación.

1. 4. 1. Centrífugas de sobremesa de 1 L con refrigeración


Con interfaz gráfica de usuario (GUI)

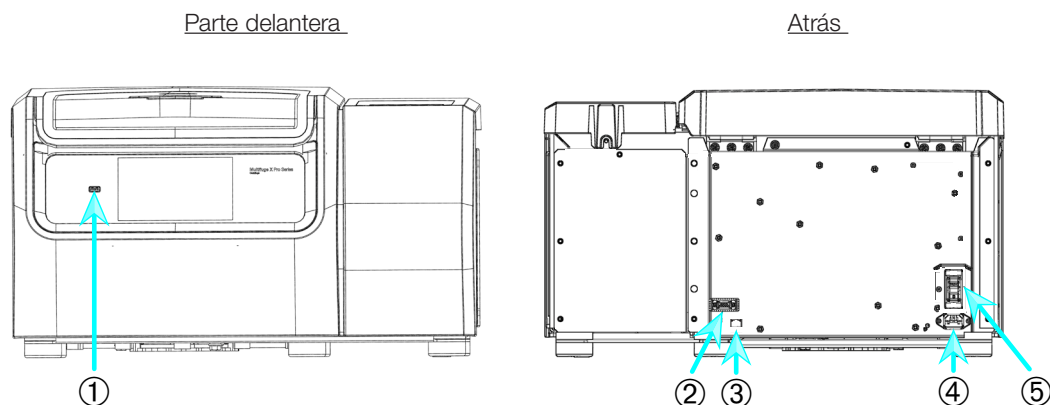

① USB; ② RS232; ③ Ethernet; ④ Conexión de alimentación; ⑤ Interruptor de alimentación

Figura 1-10: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 1 L con refrigeración e interfaz gráfica de usuario

Con panel de control LCD

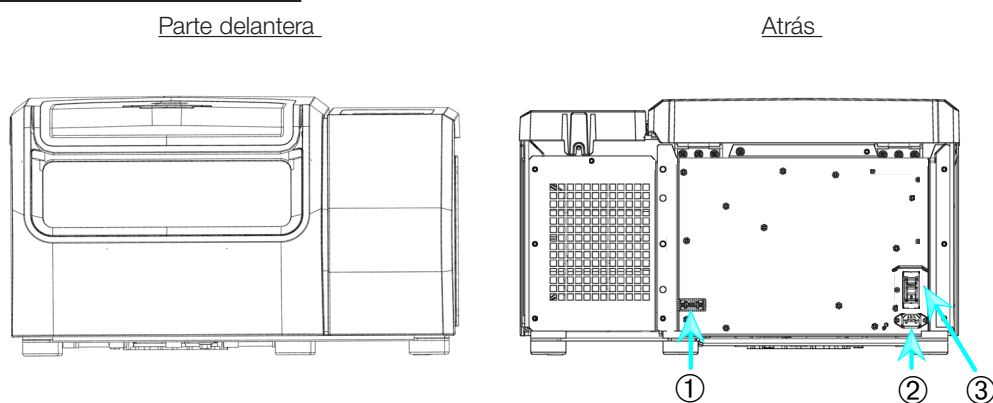


① RS232; ② Conexión de alimentación; ③ Interruptor de alimentación

Figura 1-11: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 1 L con refrigeración y panel de control LCD

1. 4. 2. Centrífugas de sobremesa de 1 L ventiladas

Con interfaz gráfica de usuario

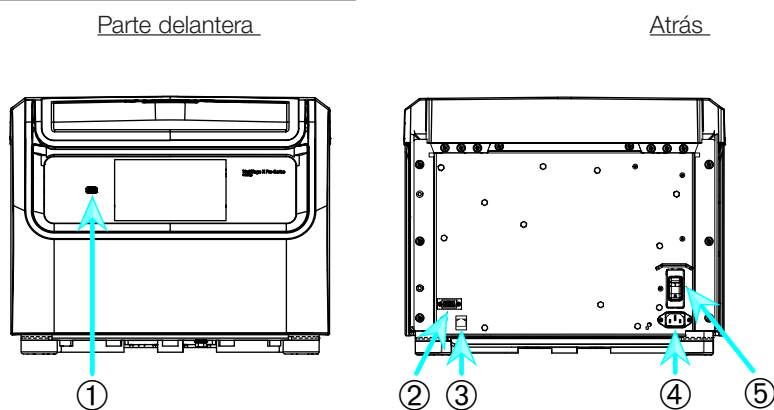


① USB; ② RS232; ③ Ethernet; ④ Conexión de alimentación; ⑤ Interruptor de alimentación

Figura 1-12: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 1 L ventilada con interfaz gráfica de usuario

Con panel de control LCD

Parte delantera

Atrás

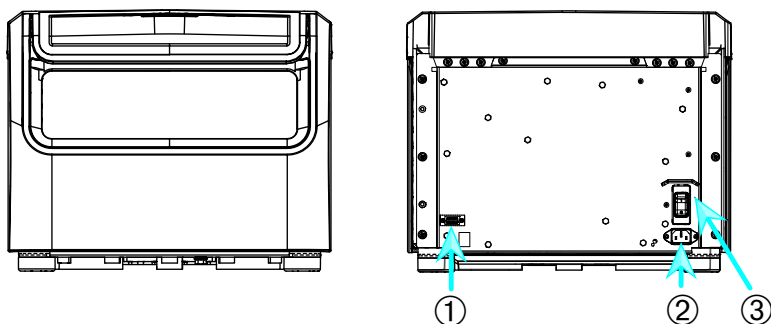

① RS232; ② Conexión de alimentación; ③ Interruptor de alimentación


Figura 1-13: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 1 L ventilada con panel de control LCD

1. 4. 3. Centrífugas de sobremesa de 4 L con refrigeración

Con interfaz gráfica de usuario (GUI)

Parte delantera

Atrás

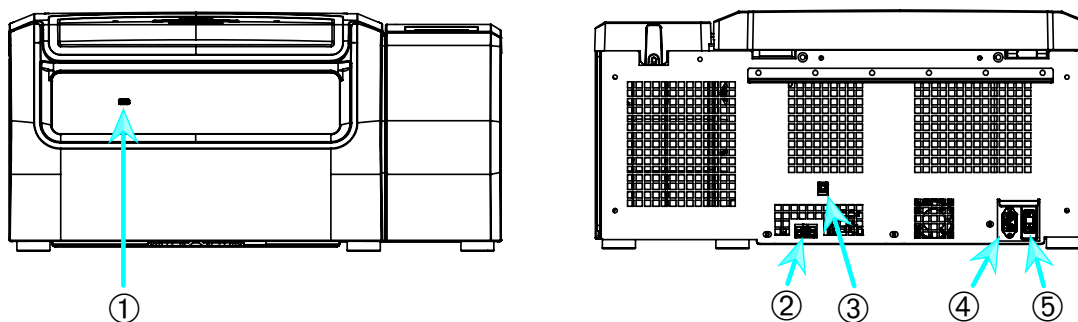


① USB; ② RS232; ③ Ethernet; ④ Conexión de alimentación; ⑤ Interruptor de alimentación

Figura 1-14: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 4 L con refrigeración e interfaz gráfica de usuario

Con panel de control LCD

Parte delantera

Atrás

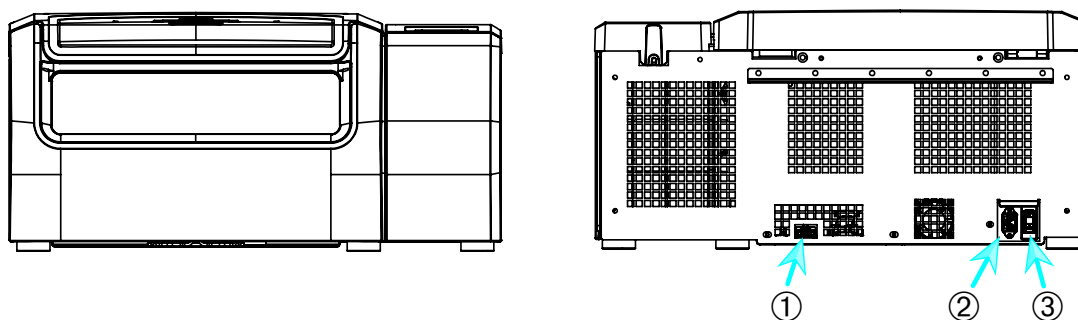


① RS232; ② Conexión de alimentación; ③ Interruptor de alimentación

Figura 1-15: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 4 L con refrigeración y panel de control LCD


1. 4. 4. Centrífugas de sobremesa de 4 L ventiladas

Con interfaz gráfica de usuario

Parte delantera

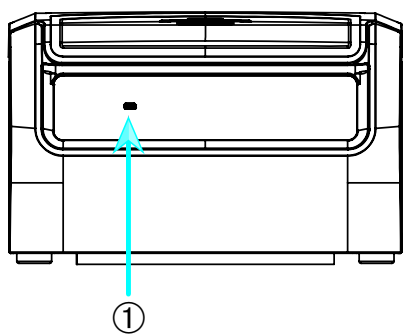

Atrás

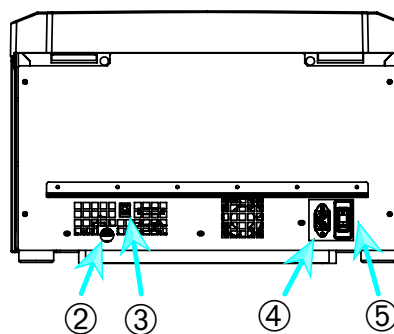


① USB; ② RS232; ③ Ethernet; ④ Conexión de alimentación; ⑤ Interruptor de alimentación


Figura 1-16: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 4 L ventilada con interfaz gráfica de usuario

Con panel de control LCD

Parte delantera

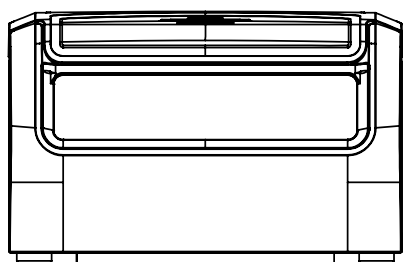

Atrás

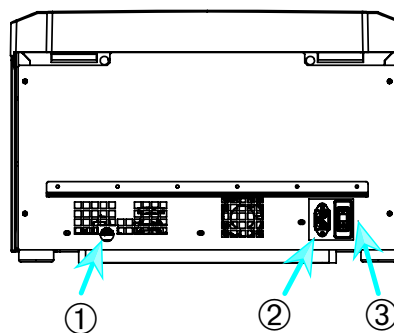


① RS232; ② Conexión de alimentación; ③ Interruptor de alimentación

Figura 1-17: Visión general del producto: centrífuga de sobremesa de 4 L ventilada con panel de control LCD

1. 4. 5. Centrífugas de suelo de 4 L con refrigeración


Con interfaz gráfica de usuario (GUI)

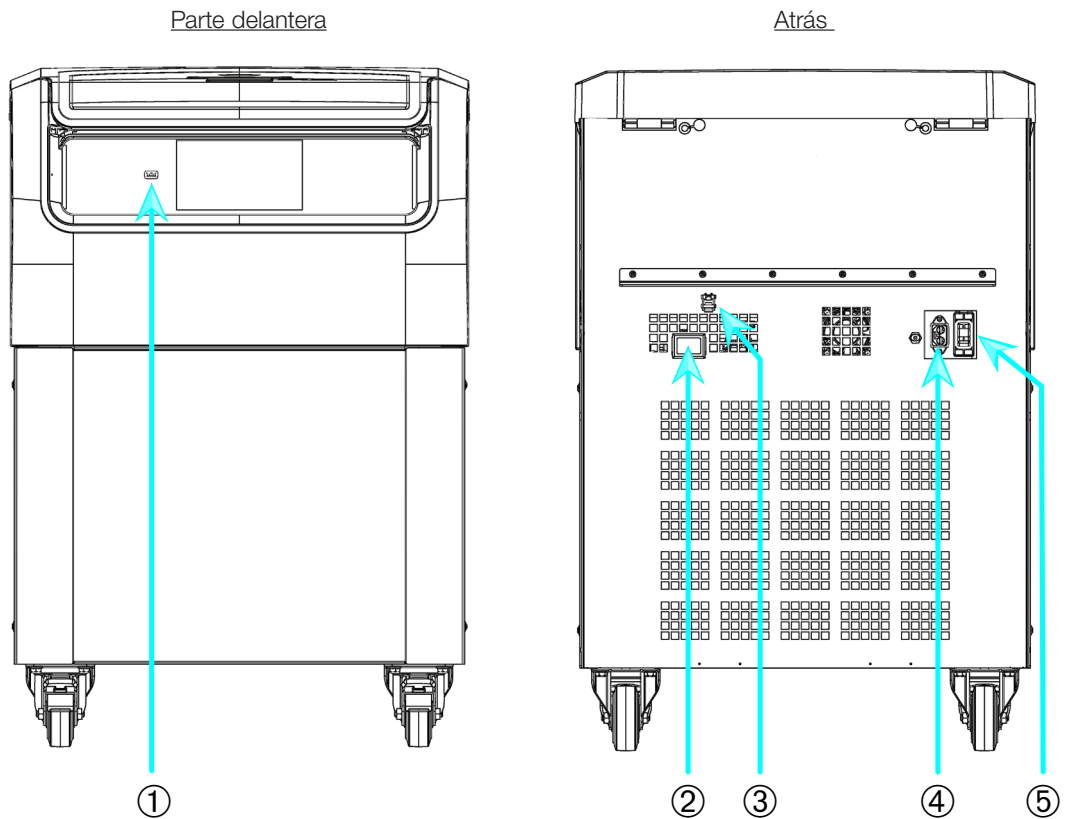

① USB; ② RS232; ③ Ethernet; ④ Conexión de alimentación; ⑤ Interruptor de alimentación

Figura 1-18: Visión general del producto: centrífuga de suelo de 4 L con refrigeración e interfaz gráfica de usuario

Con panel de control LCD

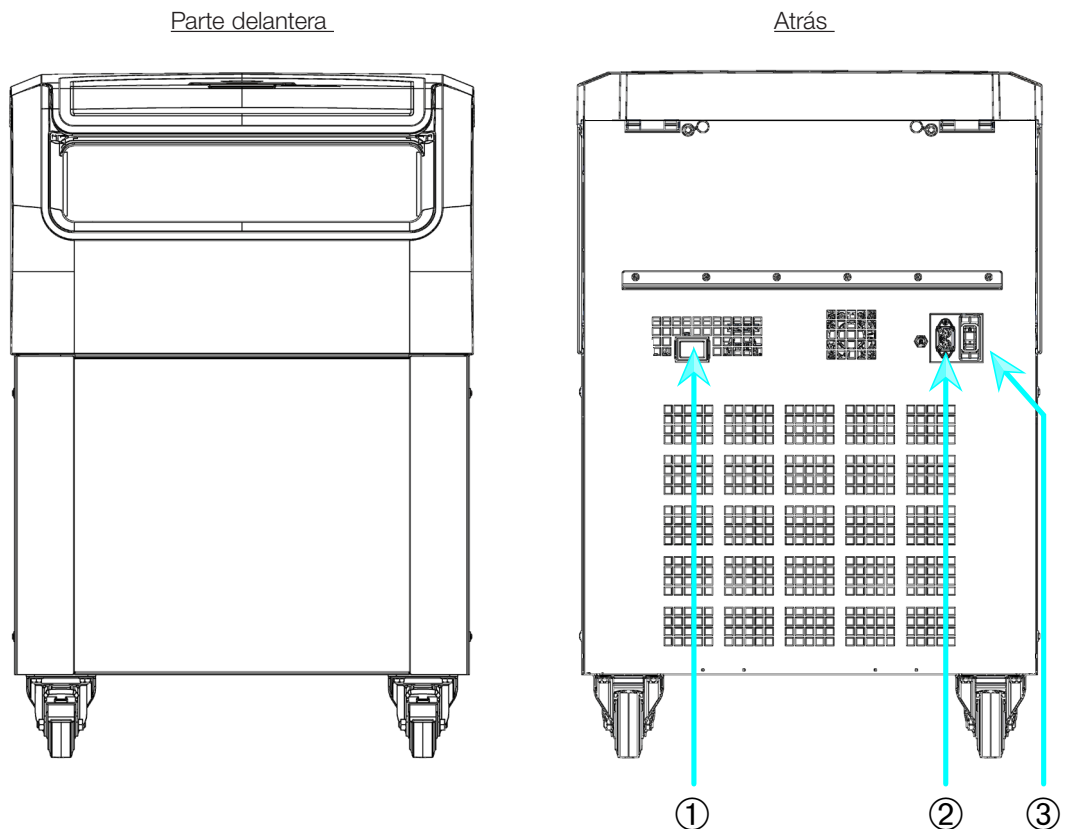


① RS232; ② Conexión de alimentación; ③ Interruptor de alimentación

Figura 1-19: Visión general del producto: centrífuga de suelo de 4 L con refrigeración y panel de control LCD

1. 4. 6. Centrífugas de suelo de 4 L ventiladas


Con interfaz gráfica de usuario

Parte delantera

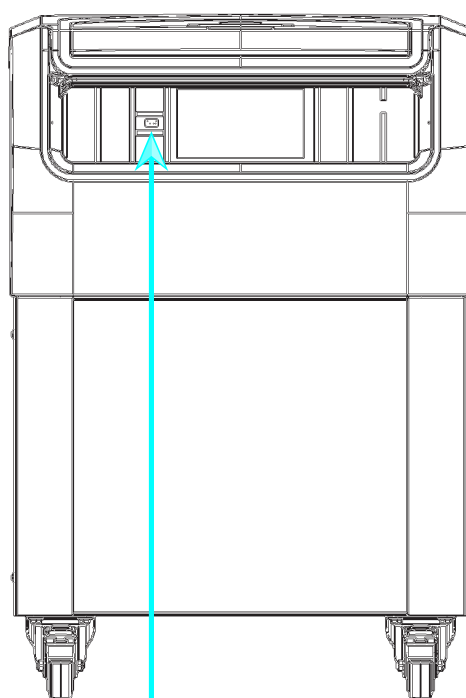

①

Atrás

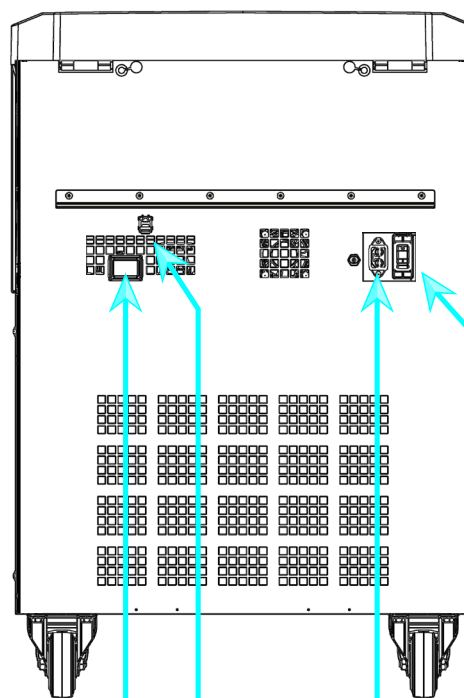

②

③

④


⑤

① USB; ② RS232; ③ Ethernet; ④ Conexión de alimentación; ⑤ Interruptor de alimentación


Figura 1-20: Visión general del producto: centrífuga de suelo de 4 L ventilada con interfaz gráfica de usuario

Con panel de control LCD

Parte delantera

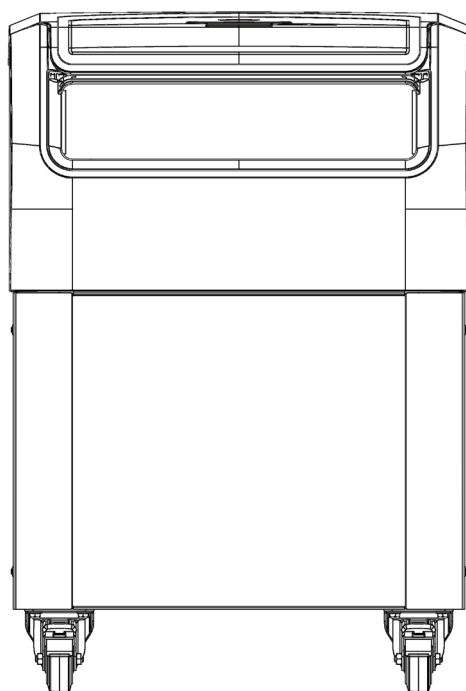

Atrás

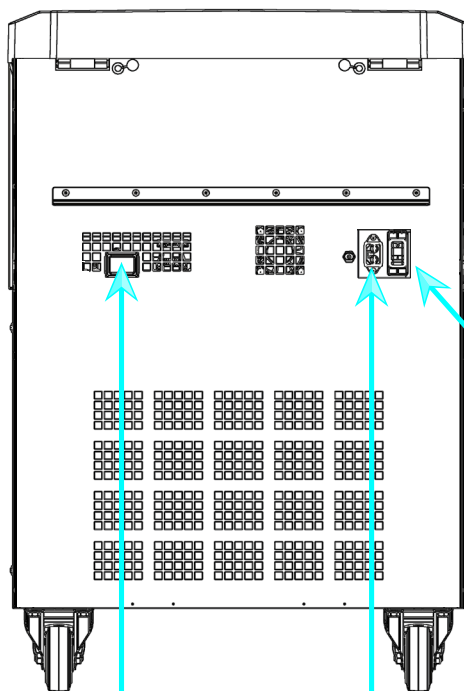

①

②

③

① RS232; ② Conexión de alimentación; ③ Interruptor de alimentación

Figura 1-21: Visión general del producto: centrífuga de suelo de 4 L ventilada con panel de control LCD

1. 5. Conexiones

1. 5. 1. Conexión de alimentación

AVISO

Conecte la centrífuga únicamente a una base de enchufe reglamentaria con toma a tierra.

1. Desconecte el interruptor de alimentación.
2. Compruebe que las especificaciones del cable de alimentación cumplan con las normas de seguridad del país.
3. Compruebe que la tensión y la frecuencia coincidan con los datos de la placa de características.
4. Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente.

1. 5. 2. RS232

La centrífuga está equipada con un puerto RS232 que permite conectarla a un dispositivo terminal.

1. 5. 3. Ethernet

Algunos modelos de centrífuga están equipados con puertos Ethernet RJ45 que permiten conectarlas a una red de área local (LAN). El puerto Ethernet RJ45 se debe utilizar únicamente con equipos que cumplan con la norma IEC 60950-1.

1. 5. 4. USB

Algunos modelos de centrífuga están equipados con un puerto USB-A 2.0 en el que se puede conectar una unidad USB. El puerto USB se debe utilizar únicamente con equipos que cumplan con la norma USB 2.0.

1. 6. Arranque inicial

Centrífugas con interfaz gráfica de usuario (GUI)

Durante la secuencia de arranque inicial deben realizarse algunos ajustes iniciales:

- Idioma
- Nombre de la unidad
- Ciudad y país
- Formato de fecha
- Fecha actual


Realice estas operaciones antes de utilizar la unidad. Estos ajustes se pueden volver a modificar más adelante. Tenga en cuenta «Visualizar» en página 3-41.

Centrífugas con panel de control LCD

Las centrífugas con panel de control LCD se suministran de fábrica configuradas en idioma inglés. Estos ajustes se pueden modificar más adelante. Tenga en cuenta «Menú del sistema» en página 4-8.

2. Servicio

2.1. Ubicación de las piezas

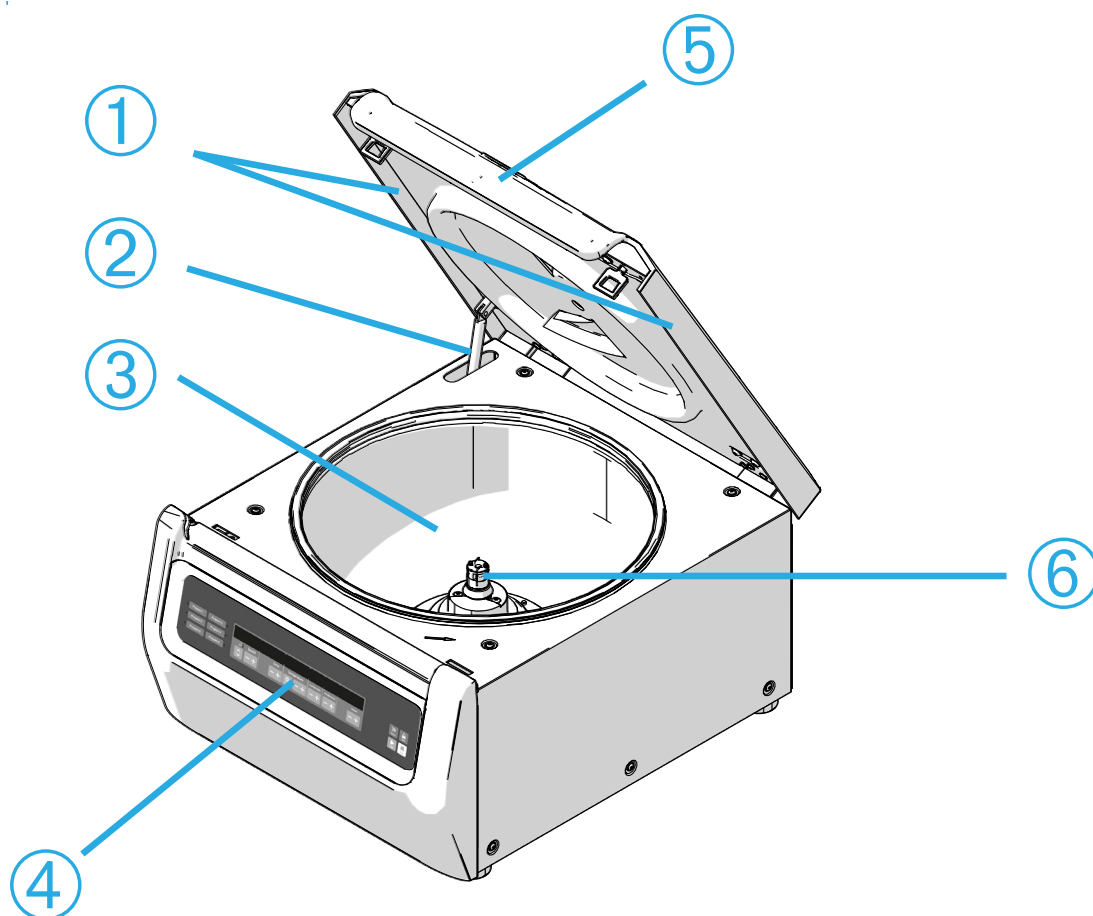

① Junta deflectora de partículas; ② Resorte de gas; ③ Cámara de centrifugado; ④ Interfaz de usuario; ⑤ Tapa de la centrífuga; ⑥ Eje motor

Figura 2-1: Ubicación de las piezas en una centrífuga ventilada con panel de control LCD



① Cuerpo del rotor; ② Alojamiento; ③ Soporte de la tapa del rotor

Figura 2-2: Ubicación de las piezas del rotor ilustrada en un rotor en ángulo fijo




① Ranura; ② Resalte

Figura 2-3: Posición de la ranura en la cubeta y el resalte adaptador correspondiente



① Cubeta; ② Enganche de la tapa; ③ Tapa de cubeta; ④ Perilla del rotor; ⑤ Botón Auto-Lock; ⑥ Cruceta del rotor

Figura 2-4: Ubicación de las piezas del rotor ilustrada en un rotor basculante

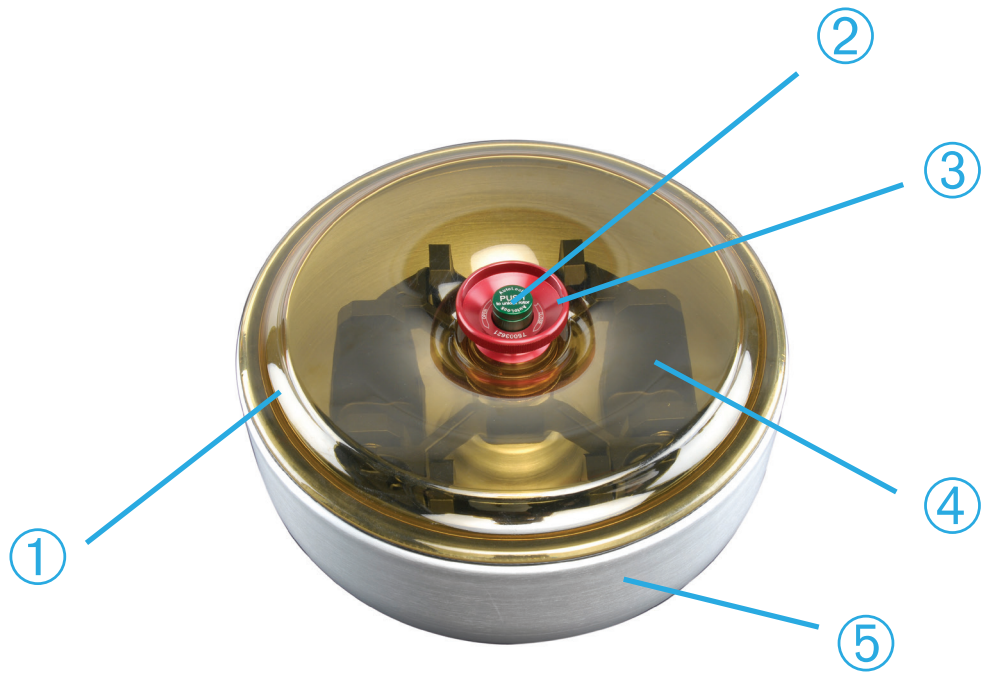

① Tapa del rotor; ② Botón Auto-Lock; ③ Perilla de la tapa del rotor; ④ Cruceta del rotor con cubetas en la copa de parabrisas; ⑤ Copa de parabrisas

Figura 2-5: Ubicación de las piezas del rotor ilustrada en un rotor basculante con parabrisas

2. 2. Encendido y apagado de la centrífuga

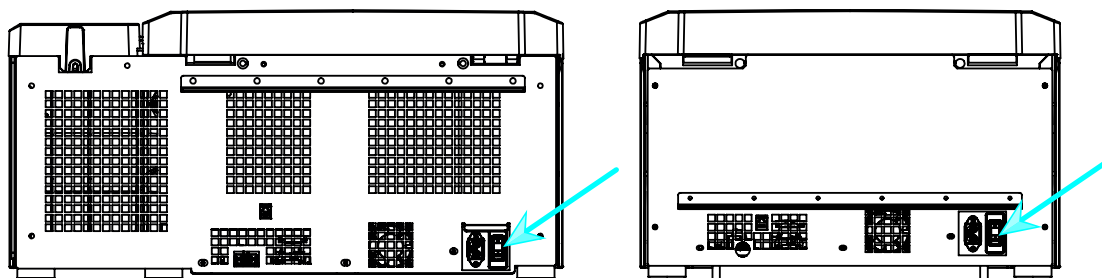


Figura 2-6: Vista posterior de una centrífuga de sobremesa, ubicación del interruptor de alimentación

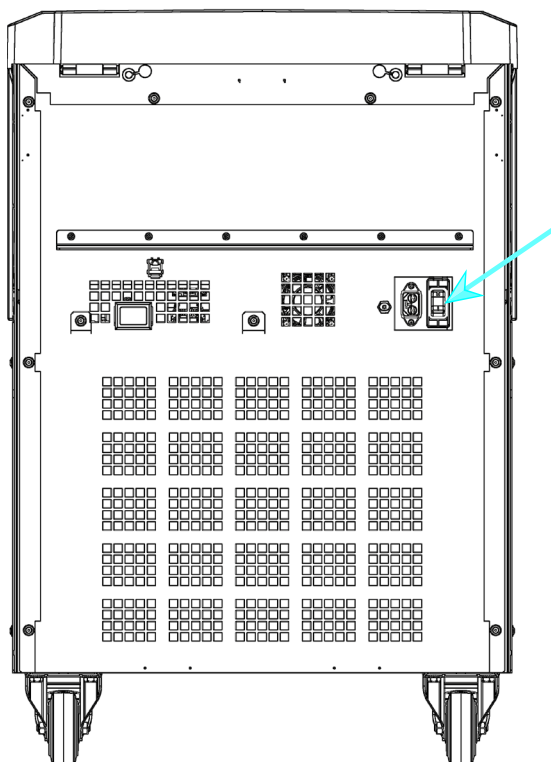


Figura 2-7: Vista posterior de una centrífuga de suelo, ubicación del interruptor de alimentación

Para encender la centrífuga:

Coloque el interruptor de alimentación de la centrífuga en la posición «1» para encenderla.

Cuando termina la fase de arranque, la centrífuga está lista para trabajar.



Una vez que haya empezado a utilizar sus propios parámetros en la centrífuga, al encenderse se mostrarán los ajustes de la última sesión.

Para apagar la centrífuga:

Coloque el interruptor de alimentación de la centrífuga en la posición «0» para apagarla.

2. 3. Apertura y cierre de la tapa de la centrífuga

Para abrir la tapa de la centrífuga:

Pulse el botón Tapa abierta  en la pantalla de inicio de la interfaz gráfica de usuario o  en el panel de control LCD.

Para cerrar la tapa de la centrífuga:

Cierre la tapa de la centrífuga presionando ligeramente hacia abajo en el centro o en ambos lados de la misma. El mecanismo de bloqueo se enclava para cerrar la tapa de forma segura. La tapa debe enclavarse de forma audible.



Verifique que el mecanismo de bloqueo se haya enclavado correctamente.

⚠ ADVERTENCIA No introduzca las manos en el hueco que hay entre la tapa y la carcasa. Al cerrarse, la tapa se arrastra y podría pellizcarle los dedos.

⚠ **ADVERTENCIA** La liberación mecánica de la puerta de emergencia no debe usarse como procedimiento normal para abrir la centrífuga. La apertura mecánica de emergencia de la puerta solo se debe usar si se produce una avería o un fallo eléctrico, y únicamente después de comprobar que el rotor haya dejado de girar (véase «Bloqueo mecánico de emergencia de la tapa» en página 6-1).

2. 4. Cómo instalar y desmontar un rotor

Para instalar un rotor:

1. Pulse el botón Abrir  en la pantalla de inicio de la interfaz gráfica de usuario o  en el panel de control LCD para abrir la tapa de la centrífuga.
2. Coloque el rotor sobre el eje motor y deje que baje lentamente.
El rotor encaja automáticamente en su posición de forma audible.
3. Compruebe que el rotor esté instalado correctamente tirando suavemente hacia arriba por el asa. Si el rotor se levanta, debe fijarse de nuevo al eje motor.
4. Compruebe con la mano que el rotor gire libremente.
5. Solo rotores basculantes: antes de usar el rotor, compruebe que haya instalado un juego completo de cubetas.
6. Instalación de la tapa del rotor:
 - a. Coloque la tapa sobre el rotor.
Compruebe que la tapa esté centrada en el rotor.

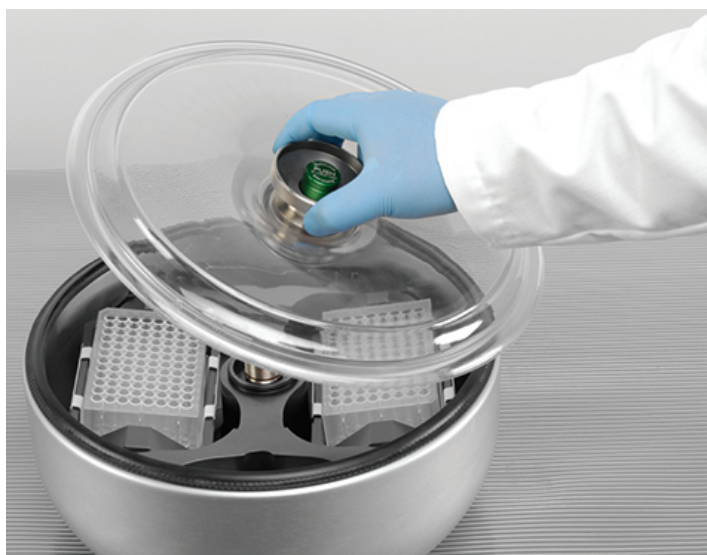


Figura 2-8: Colocación y extracción de la tapa del rotor

- b. Gire la perilla del rotor en sentido horario para cerrar el rotor. Gírela en sentido antihorario para abrir el rotor.
No es necesario pulsar el botón Auto-Lock para abrir y cerrar el rotor.

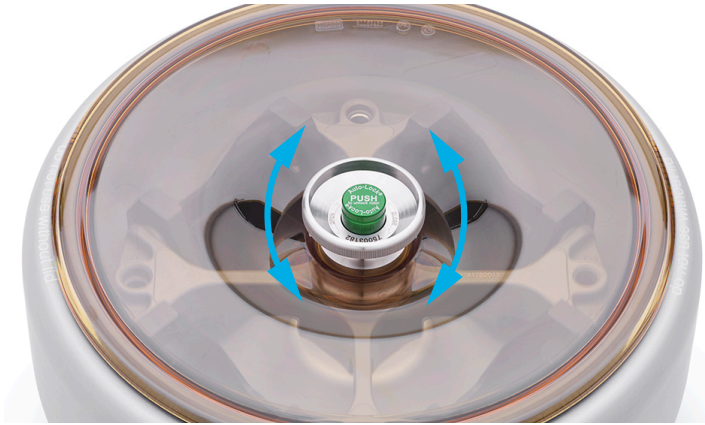


Figura 2-9: Giro de la perilla del rotor

Antes de instalar un rotor:

- Si fuera necesario, elimine el polvo, los cuerpos extraños y los residuos del interior de la cámara.
- Limpiar con un paño el eje motor y el buje del rotor desde la parte inferior del rotor, usando un paño limpio.
- Inspeccione el botón Auto-Lock y la junta tórica (Figura 2-11); ambos componentes deben estar limpios y en buenas condiciones.

Para desmontar un rotor:



1. Pulse el botón Abrir  en la pantalla de inicio o la tecla  en el panel de control para abrir la tapa de la centrifuga.
2. Extraiga las muestras, los adaptadores y las cubetas.
3. Sujete el asa del rotor con ambas manos.
4. Pulse el botón Auto-Lock y, al mismo tiempo, tire del rotor directamente hacia arriba y en dirección opuesta al eje motor con ambas manos. Asegúrese de que el rotor no se incline al levantarlo.



Figura 2-10: Pulsar el botón Auto-Lock

⚠ **PRECAUCIÓN** No presione violentamente el rotor sobre el eje motor. Si el rotor es muy ligero, es posible que deba presionarlo suavemente sobre el eje motor para colocarlo.

⚠ **ADVERTENCIA** Si después de varios intentos, el rotor no puede ser fijado correctamente, ello significa que el sistema Auto-Lock está averiado y no está permitido utilizar el rotor. Tenga en cuenta posibles fallos en el rotor: ¡Esta prohibido utilizar rotores en mal estado! Mantenga la zona del eje motor del rotor libre de objetos.

⚠ **PRECAUCIÓN** Antes de cada operación, tire suavemente del asa del rotor para verificar que esté bloqueado firmemente en el eje motor.

Información complementaria**PRECAUCIÓN**

El uso de rotores y accesorios no autorizados o mal combinados puede causar daños graves en la centrifuga.

AVISO

Algunos rotores pueden ser demasiado pesados para ser manipulados por una sola persona. Cuando tenga que manipular un rotor pesado, solicite ayuda a otra persona. Consulte «Especificaciones del rotor» en página B-1 para obtener información sobre el peso del rotor.

Los rotores autorizados se pueden consultar en «Programa de rotores» en página A-12. La centrífuga únicamente se debe usar con los rotores y accesorios de la lista. Compruebe que todos los componentes del rotor estén fijados firmemente al transportarlo.

La centrífuga está equipada con una función de bloqueo Auto-Lock™ de Thermo Scientific™ que bloquea automáticamente el rotor al eje motor.

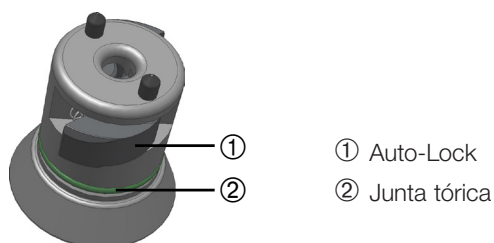


Figura 2-11: Función Auto-Lock en el eje motor

2. 5. Carga del rotor

2. 5. 1. Montaje de las cubetas redondas TX-400 y los adaptadores

Siempre que utilice una cubeta redonda 75003655 con un adaptador 75003683 o 75003682, asegúrese de que ambos elementos se monten correctamente.

Los adaptadores tienen un resalte redondeado que encaja en una ranura que hay en la cubeta. Si el resalte no está en la ranura, la tapa de la cubeta no cerrará correctamente y la centrífuga no se pondrá en marcha. Además, podrían producirse daños en la cubeta, el adaptador o la muestra.

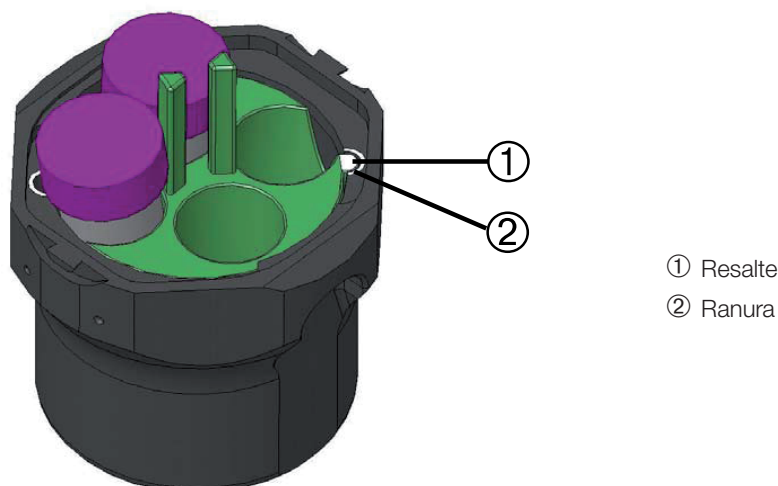


Figura 2-12: Ranura y resalte en rotores y cubetas emparejados

2. 5. 2. Equilibrado de la carga

Cargue los compartimentos de manera uniforme. Equilibrar las cargas opuestas.

Al utilizar rotores basculantes, también se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Peso del contenido de las cubetas (adaptador y tubo). Asegúrese de no exceder la carga máxima del compartimento ni tampoco el límite de diferencia de peso para las cubetas adyacentes.
- Cuando se utilice un rotor basculante, asegúrese de instalar todas las cubetas. Asegúrese de que los tipos de cubeta idénticos se instalen en posiciones opuestas.
- En caso de duda póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Thermo Fisher Scientific.

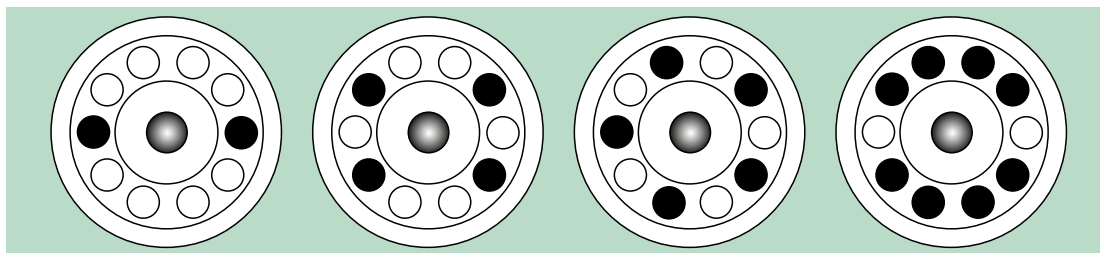
Carga correcta ✓

Figura 2-13: Ejemplos de carga correcta para rotores en ángulo fijo

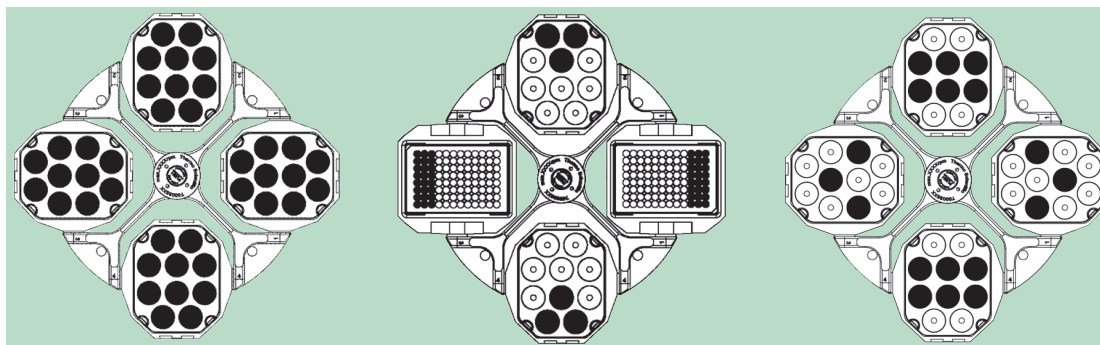


Figura 2-14: Ejemplos de carga correcta para rotores basculantes

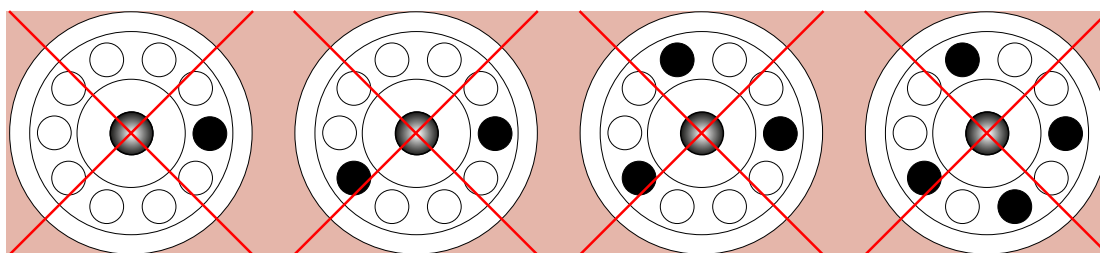
Carga incorrecta ✗

Figura 2-15: Ejemplos de carga incorrecta para rotores en ángulo fijo

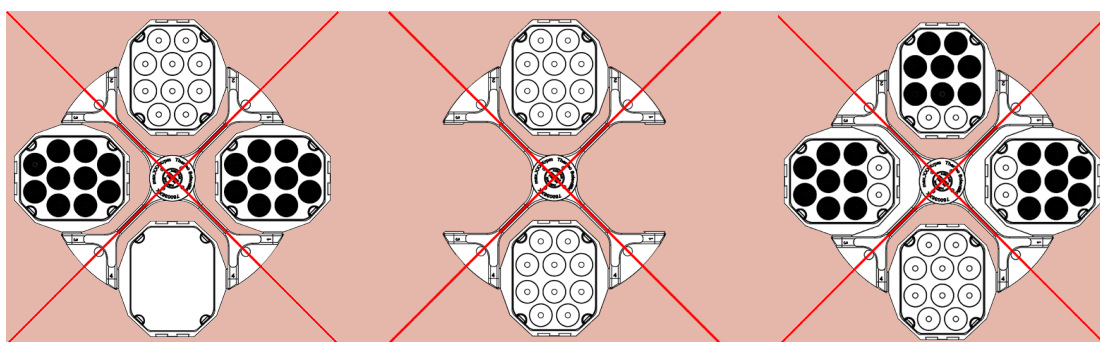


Figura 2-16: Ejemplos de carga incorrecta para rotores basculantes

Antes de cargar un rotor

1. Inspeccione el rotor y todos los accesorios para comprobar que no estén dañados (fisuras, arañazos o signos de corrosión).
2. Inspeccione la cámara de centrifugado, el eje motor y el dispositivo Auto-Lock para comprobar que no estén dañados (fisuras, arañazos o signos de corrosión).
3. Compruebe la idoneidad del rotor y de los demás accesorios utilizados con ayuda de la Tabla de compatibilidad química. Consulte «Compatibilidad química» en página C-1.
4. Asegurar, que:
 - » los tubos o las botellas son adecuados para el rotor.
 - » los tubos o las botellas no tocan la tapa del rotor ni las tapas de las cubetas.
 - » las cubetas o el soporte de microplacas giran libremente al moverlos cuidadosamente con la mano.

**PRECAUCIÓN**


Una carga incorrecta puede causar daños. Cargar siempre el rotor simétricamente para evitar un desequilibrio, el giro irregular y posibles daños. Antes de usar un rotor basculante, debe instalarse un juego completo de cubetas.

**PRECAUCIÓN**

Cuando utilice una tapa de rotor o tapas de cubeta herméticas a los aerosoles, verifique que los tubos de muestras no interfieran con la tapa del rotor o de la cubeta y que no pongan en riesgo la eficacia del sellado.

**PRECAUCIÓN**

Utilice siempre 2 tipos de cubeta idénticos en posiciones opuestas. Asegúrese de que las cubetas opuestas pertenezcan a la misma clase de peso (si se especifica una clase de peso en las cubetas).

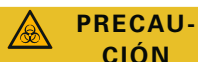**PRECAUCIÓN**

Si los tubos no encajan correctamente en los alojamientos, podrían abrirse y romperse durante el centrifugado. Esto podría causar contaminación. Asegúrese de que la longitud y la anchura de los tubos sean adecuadas para el adaptador y los alojamientos. No utilice tubos demasiado cortos o gruesos para el adaptador y los alojamientos.

2. 5. 3. Carga máxima

Cada rotor está diseñado para funcionar con la carga máxima, a velocidad máxima. El sistema de seguridad de la centrifuga requiere que el rotor no esté sobrecargado.

La función de preatemperación está conectada a un programa. Si se supera la carga máxima permitida, deben seguirse los pasos siguientes:

- Reduzca el volumen de llenado.
- Reduzca el número de revoluciones.

Para calcular la velocidad máxima admisible para una carga específica, utilice la siguiente fórmula o la tabla que se proporciona para cada rotor en el capítulo «Especificaciones del rotor» en página B-1:

$$n_{\text{adm}} = n_{\text{máx}} \sqrt{\frac{w_{\text{máx}}}{w_{\text{app}}}}$$

n_{adm} = velocidad de aplicación máxima permitida

$n_{\text{máx}}$ = número máx. de revoluciones

$w_{\text{máx}}$ = carga máxima permitida

w_{app} = carga aplicada

Explicación del valor RCF

La aceleración centrífuga relativa (RCF) se establece como múltiplo de la aceleración de la tierra (g). Es un valor numérico sin unidad que establece la relación entre la potencia de división o de sedimentación de diferentes aparatos, ya que depende del tipo de aparato. Sólo comprende el radio de centrifugación y las revoluciones:

$$\text{RCF} = 11,18 \times \left(\frac{n}{1000} \right)^2 \times r$$

r = radio de la centrifuga en cm

n = Número de revoluciones in r.p.m.

El valor RCF máximo se refiere al radio máximo del hueco del recipiente.

Tenga en cuenta que este valor podrá verse reducido en función de los tubos, las cubetas y los adaptadores que se utilicen.

Puede observarlo en el cálculo arriba indicado.

2. 5. 4. Uso de tubitos y materiales fungibles

Al utilizar tubos y botellas en la centrífuga, debe asegurarse de lo siguiente:

- Estén homologados para el valor RCF seleccionado y superiores,
- se utilizan con el volumen de llenado mínimo y nunca por encima del máximo,
- no se utilicen más allá de su vida útil (tiempo o número de ciclos),
- no están dañados,
- caben bien en los alojamientos.

Encontrará más información en las hojas de datos del fabricante.

2. 6. Identificación del rotor y de las cubetas

La centrífuga está equipada con una función de detección que identifica el rotor que está instalado. Cuando se identifica un rotor basculante, la centrífuga solicita al usuario que identifique el tipo de cubeta instalado en el rotor.

La detección del rotor se basa en una lista de rotores almacenada en la memoria de la centrífuga. Si se detecta un rotor desconocido, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Podría estar disponible una lista de rotores actualizada con los nuevos modelos de rotor.

Para identificar un rotor recién instalado y sus cubetas en una centrífuga con interfaz gráfica de usuario:

Después de instalar el rotor, cierre la tapa de la centrífuga y ponga en marcha la centrífuga con el botón Inicio ►. Espere hasta que se muestre el mensaje «Detección del rotor».

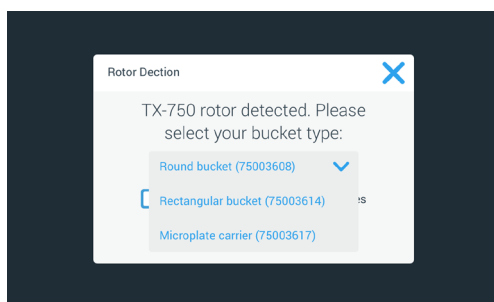


Figura 2–17: Detección del rotor: Selección de un tipo de cubeta para un rotor TX-750

- » Rotores basculantes con varios tipos de cubeta: Toque el menú desplegable «**Cubetas**» y seleccione el tipo de cubeta instalado en el rotor.

Si no fuera necesario volver a confirmar el tipo de cubeta más adelante (por ejemplo, porque solo se va a usar un único tipo de cubeta), active la casilla de verificación «No volver a mostrar este mensaje».

Esta opción se puede modificar en cualquier momento por medio del parámetro «Cubeta», tal como se explica en «Cubeta rotor» en página 3-40.

Toque el botón **Guardar** para confirmar los cambios realizados.

El rotor se ha detectado correctamente y la centrífuga ya está lista para funcionar.

Se muestra el rotor detectado por la centrífuga y el tipo de cubeta identificado por el usuario.

Si la centrífuga no consigue identificar el rotor, se mostrará la ventana emergente «Se ha detectado un rotor desconocido». Toque el botón Cancelar para cerrar la ventana emergente, retire el rotor desconocido y reemplácelo por un tipo de rotor conocido.

Para identificar las cubetas en una centrífuga con panel de control LCD:

La selección de cubetas solo está disponible para los rotores basculantes. El código de cubeta se corresponde con los cuatro últimos dígitos del número de artículo de la cubeta.

Para seleccionar el tipo de cubeta instalado en el rotor, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse la tecla + o - debajo del campo «Cubeta» de la pantalla LCD (véase Figura 2–18) para seleccionar el código de cubeta correcto para las cubetas instaladas en el rotor.

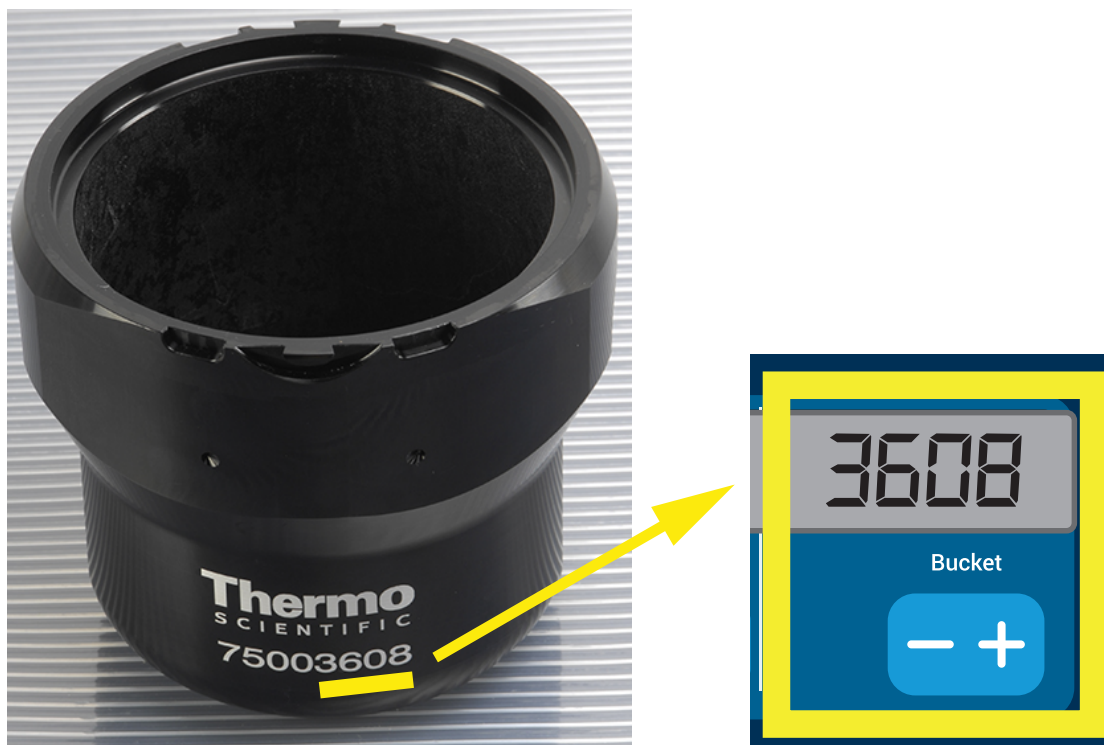


Figura 2-18: Ajuste del código de cubeta correcto

2. Pulse repetidamente la tecla **Cubeta** hasta que se muestre el código de cubeta correspondiente a la cubeta utilizada.
3. Cuando se muestre el código de cubeta deseado encima de la tecla, suelte la tecla + o -.
Al hacerlo, se selecciona el código de cubeta para los futuros procesos de centrifugado (hasta que se vuelva a modificar este ajuste).

2. 7. Configuración de los parámetros de centrifugado básicos

AVISO

Para obtener más información sobre los ajustes, consulte «Interfaz gráfica de usuario» en página 3-1 o «Panel de control LCD» en página 4-1.

Configuración de la velocidad/el valor RCF

La centrífuga permite ajustar la velocidad en revoluciones por minuto (rpm) o como un valor RCF (véase «Explicación del valor RCF» en página 2-9). La velocidad se puede configurar para un proceso de centrifugado en curso (centrífuga en marcha) o para el siguiente proceso de centrifugado (centrífuga parada).

Ajuste del tiempo de funcionamiento

La centrífuga permite configurar un tiempo de funcionamiento tras el cual el proceso de centrifugado se detiene automáticamente.

Perfiles de aceleración y de frenado

La centrífuga dispone de un total de 9 perfiles de aceleración (numerados del 1 al 9) y un total de 10 perfiles o curvas de frenado (numerados del 0 al 9) para el centrifugado de muestras con un perfil de velocidad seleccionado. Un perfil de aceleración incrementa gradualmente la velocidad de la centrífuga desde el momento en que empieza el proceso de centrifugado. Un perfil de frenado reduce gradualmente la velocidad de la centrífuga cuando el proceso de centrifugado se aproxima a su final.

AVISO Si es posible, se deben evitar los rangos de velocidad próximos a las resonancias naturales del sistema, ya que las velocidades de resonancia pueden causar vibraciones y afectar negativamente a la calidad de la separación.

Ajuste de la temperatura

Las centrífugas refrigeradas permiten preseleccionar una temperatura para la muestra de entre -10 °C y +40 °C para el proceso de centrifugado. Esta función no está disponible en los modelos ventilados.

2. 8. Preatemperación de la cámara de centrifugado

Las centrifugas refrigeradas permiten una preatemperación, es decir, precalentar o preenfriar la cámara de centrifugado y el rotor vacío antes de iniciar el proceso de centrifugado. Si fuera necesario, puede preatemperar las muestras utilizando un equipo adecuado. La centrifuga no está diseñada para preatemperar las muestras.

AVISO Los modelos ventilados no pueden preatemperar la cámara de centrifugado.

2. 9. Centrifugado



ADVERTENCIA

Daños para la salud al centrifugar sustancias o materiales explosivos o inflamables. No centrifuge materiales o sustancias explosivas o inflamables.



PRECAUCIÓN

La fricción del aire puede afectar a la integridad de las muestras.
La temperatura del rotor puede aumentar de manera significativa mientras la centrifuga está girando.
En las unidades ventiladas, el rotor se calienta por encima de la temperatura ambiente.
En las unidades con refrigeración, la temperatura indicada y la ajustada pueden desviarse de la temperatura de la muestra.
Asegúrese de que las funciones de control de temperatura de la centrifuga sean las adecuadas para la aplicación. Si fuera necesario, realice una prueba de funcionamiento.

Respete la zona de seguridad mínima de 30 cm alrededor de la centrifuga. Consulte «Zona de seguridad» en página 1-2. Durante el centrifugado no debe haber personas, ni sustancias peligrosas en el espacio de seguridad.

Una vez que se ha instalado correctamente el rotor, se ha conectado el interruptor principal, se han ajustado los valores nominales tal como se explica en la sección anterior y se ha cerrado la tapa de la centrifuga, usted está listo para empezar.



Dispone de varias opciones para iniciar un proceso de centrifugado utilizando la interfaz gráfica de usuario:



- **Modo continuo:** este modo es totalmente manual. Si ha seleccionado el «Modo Continuo» en lugar de un tiempo de funcionamiento predefinido (véase «Ajuste del tiempo de funcionamiento» en página 3-8), utilice el botón Inicio ► y el botón Parada ■ para poner en marcha y detener manualmente el centrifugado, tal como se explica en la sección «Uso del modo Continuo o Temporizado» en página 3-12 más adelante.
- **Modo Temporizado:** este modo es semiautomático y utiliza un temporizador. Si se ha predefinido un tiempo de funcionamiento (véase «Ajuste del tiempo de funcionamiento» en página 3-8), toque el botón de inicio ► y espere hasta que el temporizador llegue a cero y la centrifuga se detenga automáticamente, tal como se explica en la sección «Uso del modo Continuo o Temporizado» en página 3-12.
- **Modo Pulso:** este es un modo de centrifugado de corta duración que permite seleccionar comportamientos. Seleccione un comportamiento, toque el botón Pulso ►► y espere a que la centrifuga se ponga en marcha y se detenga automáticamente, tal como se explica en la sección «Uso del modo Pulso» en página 3-13.
- **Modo Programa:** este modo es totalmente automático. Primero debe preparar y guardar un programa automático y luego ejecutarlo desde la pantalla táctil, tal como se explica en la sección «Automatización de procesos usando programas» en página 3-20.

AVISO

Para obtener más información sobre los ajustes, consulte «Interfaz gráfica de usuario» en página 3-1.

Dispone de varias opciones para iniciar un proceso de centrifugado utilizando el panel de control LCD:

- **Modo continuo:** este modo es totalmente manual. En el modo Continuo, las teclas **Iniciar**  y **Parar**  permiten poner en marcha y detener manualmente el programa de centrifugado, tal como se explica en el capítulo «Funcionamiento continuo» más adelante.

- **Modo Temporizado:** este modo es semiautomático y utiliza un temporizador. Si se ha predefinido un tiempo de funcionamiento (véase «4. 2. 2. Ajuste del tiempo de funcionamiento» en página 4-3), pulse la tecla **Iniciar**  y espere hasta que el temporizador llegue a cero para que la centrifuga se detenga automáticamente.
- **Modo Programa:** este modo es totalmente automático. Primero se tiene que preparar un programa automático y guardarlo tal como se explica en la sección «Configuración y guardado de un programa» en página 4-6; una vez hecho esto, podrá ejecutarlo pulsando la tecla de selección de programa  correspondiente.

AVISO

Para obtener más información sobre los ajustes, consulte «Panel de control LCD» en página 4-1.

2. 10. Aplicación hermética a los aerosoles

2. 10. 1. Bases

Asegúrese de que los recipientes de muestras utilizados son apropiados para la aplicación de centrifugado que se quiere realizar.

**PRECAUCIÓN**

Durante la centrifugación de muestras peligrosas, los rotores y recipientes herméticos al aerosol únicamente se deberán abrir en un banco de trabajo de seguridad homologado. ¡Es obligatorio observar los volúmenes de llenado máximos admisibles!

**PRECAUCIÓN**

Antes de comenzar una aplicación hermética a los aerosoles, compruebe el estado de todas las juntas.

2. 10. 2. Volumen de llenado

Para evitar que la muestra llegue a la parte superior de los tubos durante el proceso de centrifugado, los tubos no se deben llenar por encima del nivel seguro. Por precaución, los tubos solo se deben llenar hasta 2/3 del nivel nominal.

2. 10. 3. Tapas de rotor herméticas a los aerosoles

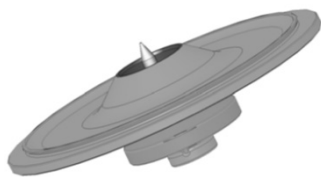


Figura 2-19: Tapa de un rotor hermético a los aerosoles con mandril

Colocación de la junta tórica

Para que cumpla su función correctamente, la junta tórica no debe estar demasiado estirada ni abultada. La junta tórica debe colocarse de manera uniforme en toda la ranura de la tapa.

Coloque la junta tórica tal como se explica a continuación:

1. Ubique la junta tórica sobre la ranura.
2. Presione la junta tórica hacia dentro de la ranura por dos puntos opuestos. Compruebe que la junta tórica esté distribuida de manera uniforme.
3. Presione las partes sueltas por el centro hacia dentro de la ranura.
4. Empuje el resto de la junta tórica en su lugar.

AVISO Si parece que la junta tórica es demasiado larga o corta, extráigala de la tapa y repita el proceso.

**PRECAUCIÓN**

Cuando utilice una tapa de rotor hermética a los aerosoles, verifique que los tubos de muestras no interfieran con la tapa del rotor y que no pongan en riesgo la eficacia del sellado.

**PRECAUCIÓN**

Los rotores suministrados con una tapa para aplicaciones herméticas a los aerosoles tienen un mandril que pertenece al dispositivo Auto-Lock. Asegúrese de que la tapa no se coloque en este mandril, ya que podría resultar dañada.

2. 10. 4. Cubetas de rotor herméticas a los aerosoles

Cierre hermético con ClickSeal

1. Si fuera necesario, engrase la junta de la tapa antes de cerrarla. Utilice grasa (76003500).
2. Levante el pestillo.
Ahora se puede colocar fácilmente el tapón en el recipiente.
3. Baje el pestillo para cerrar herméticamente el recipiente; compruebe que el pestillo encaje correctamente.
Asegúrese de que los dos lados del enganche de la tapa de la cubeta estén cerrados y la bloqueen.

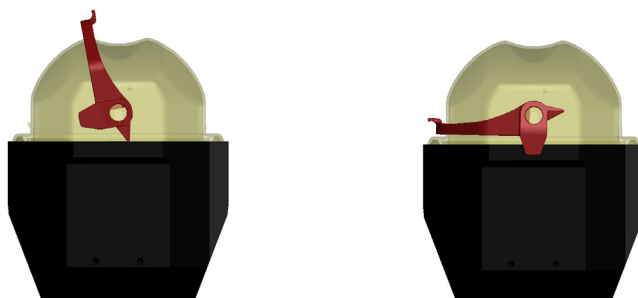


Figura 2-20: Cubeta con la tapa abierta (izquierda) y cerrada (derecha)

**PRECAUCIÓN**

Si no se baja el pestillo, los tapones podrían resultar dañados durante el centrifugado. Si el pestillo no queda encajado, el recipiente no será hermético. No levante nunca la cubeta por el enganche.

**PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que la longitud de los tubos permita cerrar correctamente la tapa de la cubeta. De lo contrario, la cubeta no será hermética a los aerosoles.

2. 10. 5. Compruebe la hermeticidad ante aerosoles

La prueba de estanqueidad de los rotores y las cubetas depende del procedimiento de ensayo microbiológico de conformidad con EN 61010-2-020 Apéndice A.

¡La hermeticidad contra aerosoles de un rotor, depende en su mayor parte de una correcta manipulación!
Compruebe que el rotor sea hermético a los aerosoles.

¡Es muy importante inspeccionar cuidadosamente todas las juntas y superficies de sellado para localizar los signos de desgaste y deterioro, tales como grietas, arañazos y puntos frágiles!

Aplicaciones herméticas a aerosoles no se pueden ejecutar sin tapa del rotor.

La hermeticidad a los aerosoles requiere un manejo correcto durante el llenado de los recipientes de muestras y el cierre de la tapa del rotor.

Prueba rápida

Para hacer una comprobación rápida, compruebe la hermeticidad de la siguiente manera:

1. Engrase ligeramente todas las juntas.
Utilice para el engrase de las juntas sólo la grasa especial (76003500).
2. Llene el recipiente con aprox. 10 ml de agua mineral con gas.
3. Cierre el recipiente tal como se explica en las instrucciones.

4. Agítelo con fuerza con las manos.

El dióxido de carbono que hay en el agua se libera, generando una sobrepresión. ¡Tenga cuidado de no ejercer presión sobre la tapa!

Las fugas se pueden detectar gracias a la salida de agua y al ruido que hace el dióxido de carbono al escapar.

En caso de salir agua o dióxido de carbono, sustituya las juntas. Repita a continuación la prueba.

Seque el rotor, la tapa y la junta de la tapa.

⚠ PRECAUCIÓN Antes de comenzar cada aplicación, revise que las juntas de los rotores estén bien colocadas y que no estén desgastadas o deterioradas. ¡Sustituya las juntas deterioradas de forma inmediata! Se pueden obtener nuevas juntas pidiéndolas como piezas de repuesto («Especificaciones del rotor» en página B-1). ¡Después de cargar el rotor, compruebe que la tapa del mismo quede cerrada firmemente! Si la tapa del rotor está dañada, sustitúyala de forma inmediata.



PRECAUCIÓN

Esta prueba rápida no es adecuada para validar la estanqueidad a los aerosoles de un rotor. Revise minuciosamente las juntas y las superficies de sellado de la tapa.

3. Interfaz gráfica de usuario

Este capítulo contiene información sobre las centrífugas con la interfaz gráfica de usuario que se describe en este manual. Las ilustraciones utilizadas son de referencia y pueden diferir de las reales. Por ejemplo, la pantalla de inicio de una unidad ventilada no dispone del botón en pantalla para introducir la temperatura.

3.1. Visión general

La interfaz gráfica de usuario (GUI) consiste en una unidad de visualización con pantalla táctil a color. La pantalla táctil está dividida en cuatro sectores principales. Figura 3–1 muestra la disposición de las zonas de la pantalla que se describen a continuación.

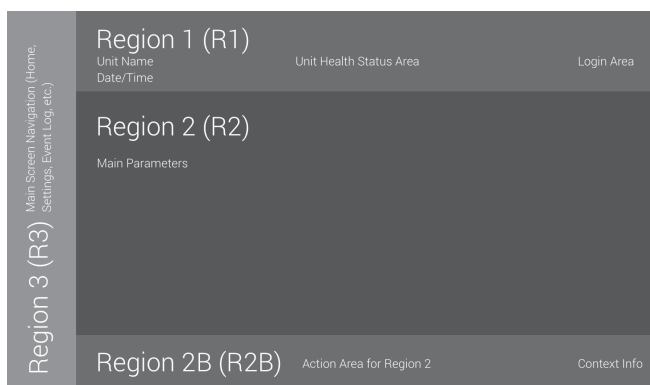


Figura 3–1: Zonas de la pantalla

Las cuatro zonas de la pantalla contienen las funciones siguientes:

- En la zona de estado e información (sector 1 en la Figura 3–1 más arriba) se indica el nombre de la centrífuga, la fecha y la hora actuales y el estado general de la unidad, y, si está activada la protección mediante contraseña, también contiene una zona para iniciar sesión. Para obtener una visión general, «Zona de estado e información (Región 1)» en página 3-2.
- En la pantalla principal de la pantalla (sector 2 en la Figura 3–1 más arriba) se muestran los principales parámetros de funcionamiento de la unidad, incluyendo la velocidad actual, la velocidad nominal, los perfiles de aceleración y frenado, la temperatura, el tiempo de funcionamiento actual y el tiempo de funcionamiento nominal. Cuando se produce una alarma o un evento notificable, en esta parte de la pantalla se muestra la información sobre la alarma o el evento. Para obtener una visión general, «Pantalla principal (región R2)» en página 3-2.
- El panel de control (sector 2B en la Figura 3–1 más arriba) contiene botones táctiles que permiten controlar las principales funciones de la unidad, como la pretemperación (solo en los modelos con refrigeración), pulsos, parada, apertura de la tapa e información. Para obtener una visión general, «Panel de control (región R2B)» en página 3-5.
- La barra de navegación (sector R3 en la Figura 3–1) contiene iconos de acceso directo a las pantallas de ajustes. Al tocar en cualquiera de estos iconos se muestra la pantalla de ajustes en la zona principal de la pantalla. Para obtener una visión general, «Barra de navegación (sector R3)» en página 3-5.

Figura 3–2 muestra la pantalla táctil para una centrífuga ventilada.

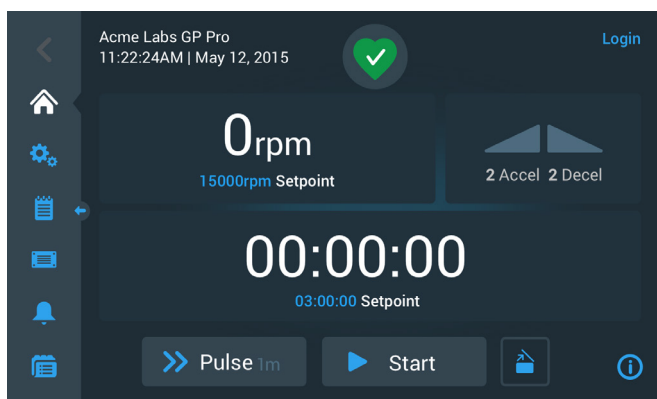


Figura 3–2: Pantalla táctil para una centrífuga ventilada

Figura 3–3 muestra la pantalla táctil para una centrífuga refrigerada, que incluye un botón adicional y un campo de temperatura.



Figura 3-3: Pantalla táctil para una centrífuga refrigerada

Zona de estado e información (Región 1)

La zona de estado e información de la parte superior se muestra en todas las pantallas. Figura 3-4 En la se muestra un ejemplo de la zona de estado e información en una unidad en buenas condiciones de funcionamiento.



Figura 3-4: Zona de estado e información

La zona de estado e información contiene la siguiente información:

- Nombre de la unidad (arriba a la izquierda en la Figura 3-4) introducido durante la configuración inicial (véase «Arranque inicial» en página 1-12) o ajustado posteriormente («Nombre de la unidad» en página 3-44).
- Fecha/hora (abajo a la izquierda en Figura 3-4) introducidas durante la configuración inicial (véase «Arranque inicial» en página 1-12) o ajustadas más adelante (véase «3. 7. 4. Fecha» en página 3-42 y «Hora» en página 3-43).
- El icono de estado de la unidad (en el centro de la Figura 3-4) es una zona táctil que abre una ventana emergente de estado en la parte superior de la pantalla principal. Aquí pueden mostrarse cuatro iconos diferentes que representan el estado operativo general de la centrífuga:

	El icono de estado correcto con forma de corazón indica que la unidad funciona correctamente. Para obtener más información, «3. 5. Estados, alarmas y alertas» en página 3-14.
	El icono de estado de aviso tiene forma de triángulo. Indica que existe un problema que no detendrá la centrífuga de forma inmediata, pero que requiere la atención del operador en breve. Para obtener más información, «3. 5. Estados, alarmas y alertas» en página 3-14.
	El icono de estado de alarma con forma de una campana indica que hay una o varias condiciones de alarma importantes que se deben corregir, ya que pueden poner en peligro al operador, la propia unidad o las muestras. El número de color blanco situado dentro del círculo azul indica el número de alarmas presentes. Las ondas de sonido a ambos lados de la campana indican que la campana está sonando. Para obtener más información, «3. 5. Estados, alarmas y alertas» en página 3-14.
	Este icono de estado de alarma indica que hay una o varias condiciones de alarma importantes que se deben corregir, ya que pueden poner en peligro al operador, la propia unidad o las muestras. El número de color blanco situado dentro del círculo azul indica el número de alarmas presentes. La línea diagonal encima del icono indica que la alarma se ha silenciado de forma temporal. Para obtener más información, «3. 5. Estados, alarmas y alertas» en página 3-14.

- La función de inicio de sesión «Login» (arriba a la derecha en la Figura 3-4) solo se muestra si la unidad está configurada para funcionar en el modo seguro («3. 6. 3. Limitación de acceso» en página 3-32).

Pantalla principal (región R2)

La pantalla principal ocupa la mayor parte de la pantalla táctil, y en ella se muestra el contenido seleccionado al tocar los iconos de la barra de navegación de la izquierda. La barra de navegación permite acceder a todas las pantallas necesarias para manejar y configurar la centrífuga.

Menú de inicio

Figura 3-5 muestra la pantalla de inicio y su icono en la barra de navegación.

La pantalla de inicio es la pantalla que se muestra por defecto para todas las operaciones de rutina de la centrífuga. Contiene campos y botones táctiles que permiten ajustar la velocidad, el tiempo de funcionamiento, la temperatura objetivo de preatemperación (solo en los modelos con refrigeración), poner en marcha y detener la centrífuga, y abrir la tapa.

Figura 3-5 más abajo muestra un ejemplo de la pantalla de inicio con la centrífuga en modo reposo, con todos los parámetros operativos a cero y la tapa abierta. Los valores nominales para los principales parámetros operativos ya están ajustados, por lo que la centrífuga se puede poner en marcha después de cerrar la tapa.

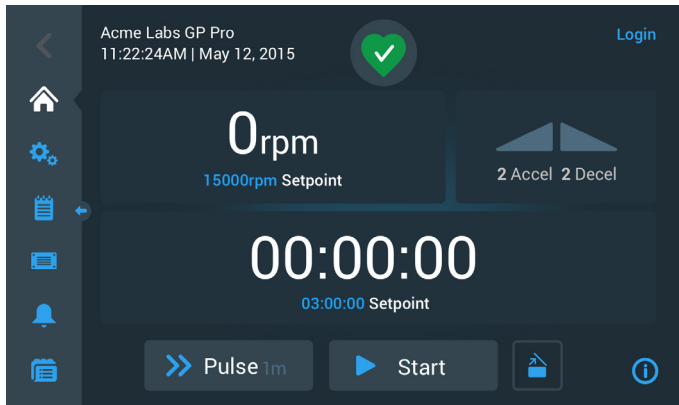


Figura 3-5: Pantalla de inicio para la centrífuga en modo reposo

Figura 3-6 a Figura 3-7 muestran la pantalla de inicio con la centrífuga en marcha. Los principales parámetros operativos (velocidad, tiempo de funcionamiento y temperatura de preatemperación) muestran los valores actuales.

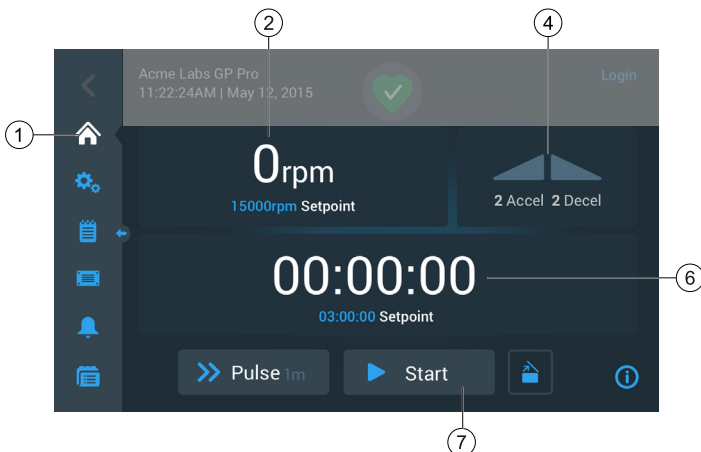


Figura 3-6: Pantalla de inicio para la centrífuga en marcha, modelos ventilados

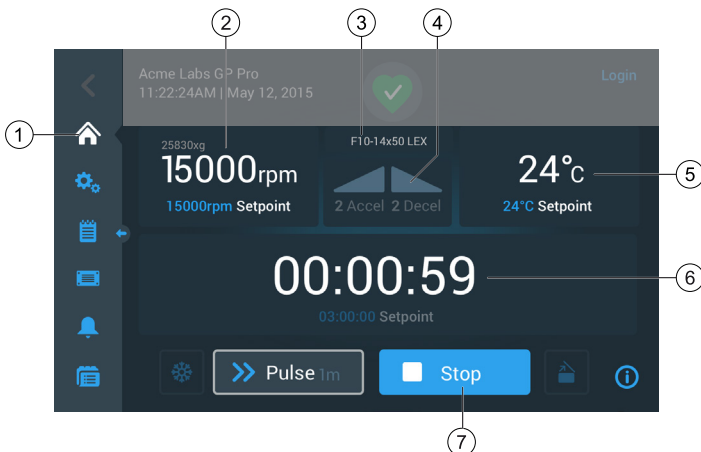


Figura 3-7: Pantalla de inicio para la centrífuga en marcha, modelos con refrigeración

1	El botón de inicio permite abrir la pantalla de inicio que se muestra en la Figura 3-6 y la Figura 3-7.
2	En el cuadro de velocidad se muestra la velocidad actual (arriba) y la velocidad nominal (abajo) para el proceso de centrifugado actual o para el que se va a realizar. Al tocar el cuadro de velocidad se puede ajustar la velocidad nominal y se puede alternar la unidad entre rpm y x g. Para obtener más información, «Visión general» en página 3-1.
3	El cuadro de tipo de rotor/cubeta muestra el tipo de rotor y de cubeta que hay instalados. Con algunos modelos de rotor, la función de identificación del rotor de la centrífuga le solicitará que confirme el tipo de cubeta antes de poner en marcha la centrífuga. Para obtener más información, «Identificación del rotor y de las cubetas» en página 2-10.
4	El cuadro del perfil de aceleración/frenado muestra los números de los perfiles seleccionados actualmente para la aceleración durante la puesta en marcha, o para el frenado durante la detención. Al tocar el cuadro del perfil de aceleración/frenado se puede seleccionar un perfil de aceleración/frenado determinado. Para obtener más información, «Perfiles de aceleración y de frenado» en página 3-9.
5	En el cuadro de temperatura (solo en los modelos con refrigeración) se muestra la temperatura actual de la muestra (arriba) y el valor nominal de pretemperación (abajo) para el proceso de centrifugado actual o para el que se va a realizar. Al tocar el cuadro de temperatura se puede ajustar el valor nominal de pretemperación. Para obtener más información, «Preatemperación de la cámara de centrifugado» en página 3-11.
6	En el cuadro para el tiempo de funcionamiento, se muestra el tiempo de funcionamiento restante (arriba) y el tiempo de funcionamiento nominal (abajo) para el proceso de centrifugado actual o para el que se va a realizar. Al tocar el cuadro para el tiempo de funcionamiento, se puede ajustar el tiempo de funcionamiento en horas, minutos y segundos. Para obtener más información, «Ajuste del tiempo de funcionamiento» en página 3-8.
7	El botón Inicio/Parada permite poner en marcha y detener la centrífuga. Las funciones de los botones se explican en la sección «Panel de control (región R2B)» en página 3-5.

Pantalla Ajustes

Desde la pantalla de ajustes que se muestra en la Figura 3-8 se puede acceder a todos los ajustes disponibles para personalizar la centrífuga y adaptarla a sus necesidades. Para abrir esta pantalla, toque el icono **Ajustes** en la barra de navegación.

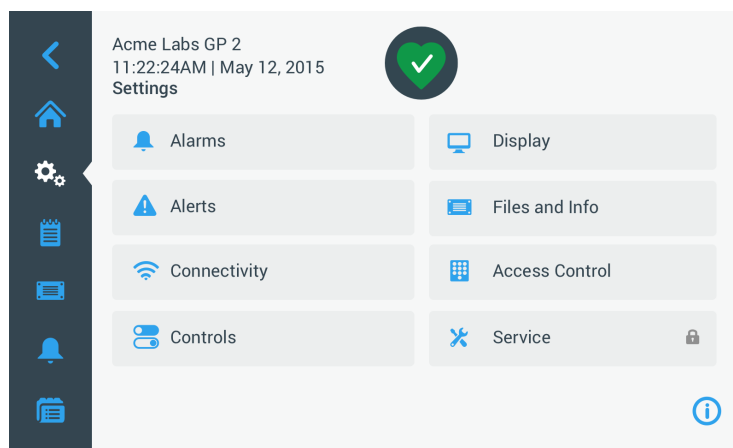


Figura 3-8: Pantalla principal Ajustes

Las opciones de configuración de la centrífuga incluyen lo siguiente:

- Alarmas
- Alertas
- Controles
- Visualizar
- Archivos e información
- Limitación de Acceso
- Servicio

Panel de control (región R2B)

El panel de control de la pantalla (sector R2B) contiene una serie completa de controles para las funciones de la centrífuga. Los botones disponibles varían en función del número de opciones equipadas en la unidad, tal como puede verse en la Figura 3-9 y la Figura 3-10.

El panel de control está visible de forma constante en la pantalla principal.

Figura 3-9 muestra el panel de control para una centrífuga ventilada.

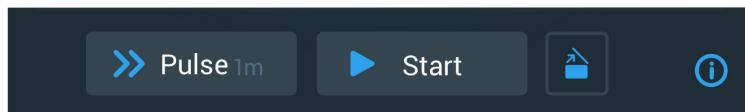


Figura 3-9: Panel de control para una centrífuga ventilada

Figura 3-10 muestra el panel de control para una centrífuga refrigerada.


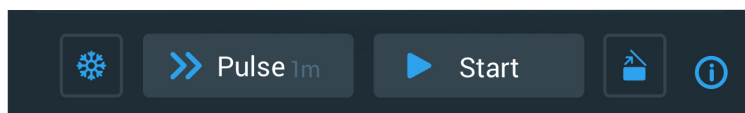


Figura 3-10: Panel de control para una centrífuga refrigerada

Los iconos del panel de control aparecen atenuados cuando están inactivos y rodeados por un marco de color gris claro cuando la función correspondiente está en uso. Un marco en color gris oscuro, tal como se muestra en los botones Pulso e Inicio de los ejemplos anteriores, indica que la función está disponible pero que no se está utilizando en ese momento. Las funciones que actualmente están operativas se identifican por medio de un marco de color gris claro alrededor del botón, como puede verse en el icono de pretemperación en la Figura 3-10.




Al tocar el botón de pretemperación seguido del botón «Inicio» se inicia la pretemperación de la cámara de centrifugado a la temperatura objetivo definida previamente en el cuadro de temperatura de la pantalla de inicio. Si se toca de nuevo el botón de pretemperación este proceso se detiene. Este botón está desactivado (izquierda) cuando la centrífuga está en marcha, está activado (centro) cuando la centrífuga está parada y está rodeado de un marco de color gris (derecha) cuando está en marcha el proceso de pretemperación. Para obtener más información, «Preatemperación de la cámara de centrifugado» en página 3-11.

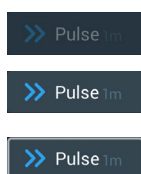

El botón Pulso pone en marcha la centrífuga de forma continua o durante un tiempo limitado, según se haya configurado en los ajustes de la centrífuga. Al tocar de nuevo el botón Pulso (o el botón Parada) se detiene la centrífuga.

Este botón está desactivado (arriba) cuando la centrífuga se pone en marcha usando el botón Inicio, está activado para iniciar el modo Pulso cuando la centrífuga está parada (centro) y está rodeado de un marco de color gris cuando la centrífuga está marchando en el modo Pulso (abajo).

Para obtener más información, «Uso del modo Pulso» en página 3-13. El comportamiento del botón se puede personalizar, véase «Personalización de pulsos» en página 3-37.

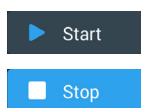

El botón Inicio permite poner en marcha la centrífuga inmediatamente con los ajustes configurados en los cuadros de la pantalla de inicio. Cuando la centrífuga está en marcha, el texto del botón cambia a Parada. Cuando se vuelve a pulsar el botón, la centrífuga se detiene y el texto del botón cambia de nuevo a Inicio.

Para obtener más información, «Centrifugado» en página 3-12.



El botón de apertura desbloquea y abre la tapa de la centrífuga. Este botón está desactivado (izquierda) cuando la centrífuga está en marcha o en proceso de pretemperación, está activado (centro) para permitir abrir la tapa cuando la centrífuga está parada y está rodeado de un marco de color gris (derecha) cuando la tapa está abierta.

Barra de navegación (sector R3)

Además del botón de inicio que se describe en la sección «Pantalla principal (región R2)» en página 3-2, la barra de navegación también contiene iconos que permiten acceder a todos los ajustes principales y a los registros de eventos de la centrífuga. Figura 3-11 muestra los dos estados de la barra de navegación.

Por defecto, la barra de navegación (elemento n.º 1 en la Figura 3-11) está visible en el lado izquierdo de la pantalla de inicio. Al tocar el botón con la flecha de **mostrar/ocultar** (elemento n.º 3 de la Figura 3-11) que hay en el centro, se puede ocultar la barra (elemento n.º 11 de la Figura 3-11) para aumentar el espacio visible de la pantalla de inicio. Pulsando de nuevo la flecha de **mostrar/ocultar** se vuelve a mostrar la barra de navegación.

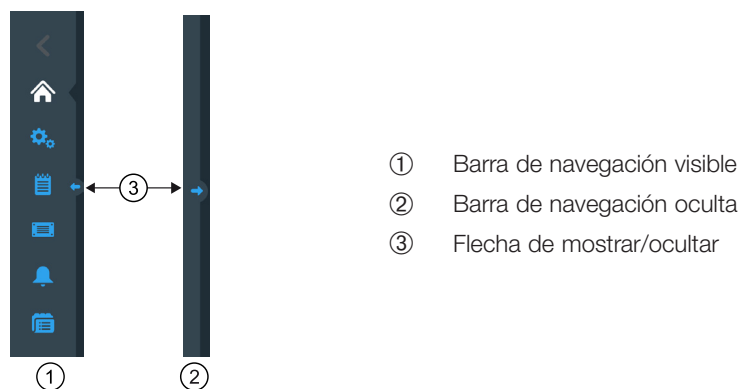


Figura 3-11: Barra de navegación

La barra de navegación contiene los siguientes iconos:

Ícono	Función
	Botón Atrás: en los menús con varios niveles, permite retroceder por todas las pantallas que se han mostrado previamente. Por ejemplo, si se ha tocado el botón de ajustes y luego se ha abierto otro submenú, este botón permite retroceder un nivel a la vez. Cuando no se puede retroceder ningún nivel, este icono se muestra en color gris oscuro y está desactivado. Cuando se puede retroceder algún nivel, este icono se muestra en color azul y se puede pulsar. En la pantalla de inicio, este botón se muestra en gris atenuado y está desactivado.
	Botón Home: permite regresar a la pantalla de inicio que se explica en la sección «Pantalla principal (región R2)» en página 3-2.
	Botón Ajustes: abre la pantalla Ajustes con varios parámetros de configuración; «Ajustes» en página 3-29.
	Botón del registro de eventos: abre una pantalla en la que se puede ver y exportar el registro de eventos de la centrífuga; «Registros» en página 3-44
	Botón de archivos e información: abre la pantalla «Archivos e información», que contiene información sobre la versión del producto y permite a los administradores restablecer la centrífuga a los valores de fábrica; véase «Archivos e información» en página 3-50
	Botón de ajustes de alarmas: abre la pantalla «Ajustes de alarma y alertas», que permite configurar cómo se presentan las alarmas y las alertas en la pantalla; «3. 6. 1. Alarmas» en página 3-29 y «Alertas» en página 3-31
	Botón de programas: abre la pantalla «Programas», que permite programar los procesos de centrifugado; «Automatización de procesos usando programas» en página 3-20.

Tabla 3-1: Iconos de la barra de navegación

3. 2. Configuración de los parámetros de centrifugado básicos

En esta sección se explica cómo configurar la centrífuga con velocidad/valores RCF, perfiles de aceleración y de frenado, temperatura (solo en los modelos con refrigeración) y otros parámetros operativos.

3. 2. 1. Configuración de la velocidad/el valor RCF

La centrífuga permite ajustar la velocidad en revoluciones por minuto (rpm) o como un valor RCF (véase «Explicación del valor RCF» más abajo). La velocidad se puede configurar para un proceso de centrifugado en curso (centrífuga en marcha) o para el siguiente proceso de centrifugado (centrífuga parada).

AVISO Cuando se enciende la centrífuga, se muestra el ajuste seleccionado por defecto en la pantalla «Ajustes -> Valores nominales»; véase «Valores nominales» en página 3-34.

Explicación del valor RCF

La aceleración centrífuga relativa (RCF) se establece como múltiplo de la aceleración de la tierra (g). Es un valor numérico sin unidad que establece la relación entre la potencia de división o de sedimentación de diferentes aparatos, ya que depende del tipo de aparato. Sólo comprende el radio de centrifugación y las revoluciones:

$$RCF = 11,18 \times \left(\frac{n}{1000}\right)^2 \times r$$

r = radio de la centrífuga en cm

n = número de revoluciones in r.p.m.

El valor RCF máximo se refiere al radio máximo del hueco del recipiente.

Tenga en cuenta que este valor podrá verse reducido en función de los tubos, las cubetas y los adaptadores que se utilicen.

Puede observarlo en el cálculo arriba indicado.

Para ajustar una velocidad o un valor RCF, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el cuadro de velocidad en la pantalla de inicio.

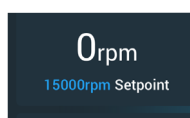


Figura 3-12: Cuadro de velocidad de la pantalla de inicio

Aparece la pantalla «Valores nominales: Estándar» de la Figura 3-13 o la pantalla «Valores nominales: Avanzado» de la Figura 3-14.

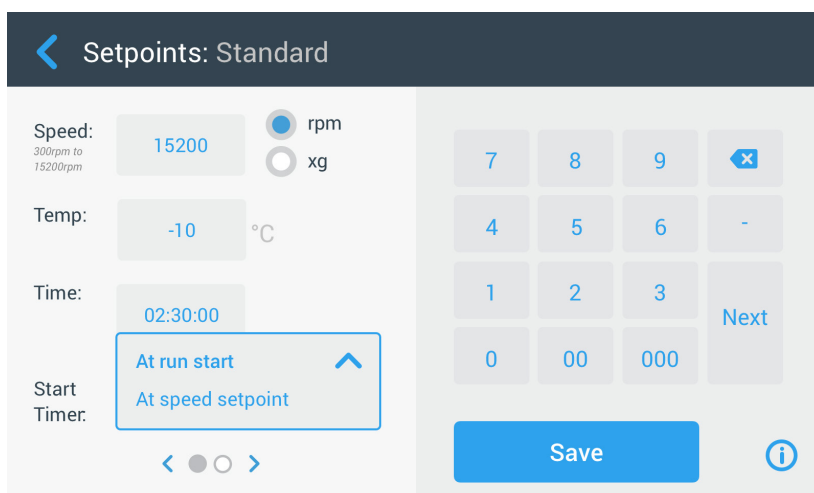


Figura 3-13: Pantalla Valores nominales: Estándar para una centrífuga refrigerada

Si la centrífuga está configurada para funcionar en el modo avanzado (véase la sección «Modo de valores nominales» en página 3-36), en su lugar aparece la pantalla «Valores nominales: Avanzado» de la Figura 3-14 .

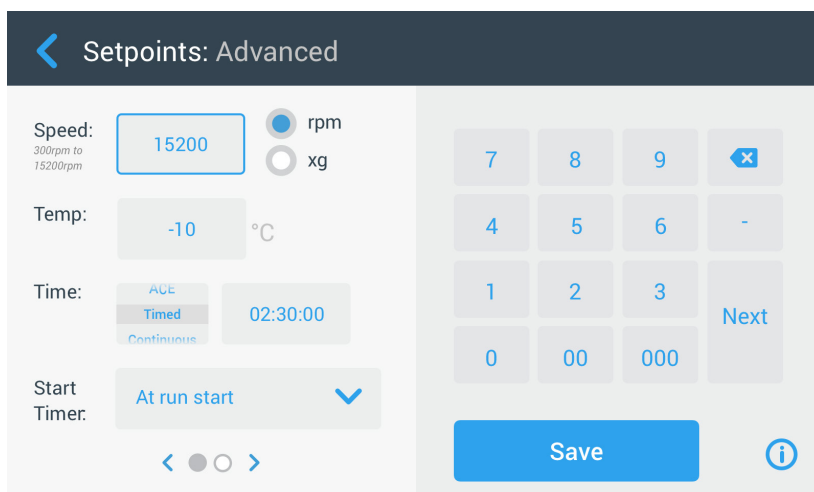


Figura 3-14: Ajustes -> Controles -> Pantalla Valores nominales: Avanzado para una centrífuga ventilada

2. Toque el botón de selección **rpm** o **x g** para alternar entre la velocidad (en rpm, revoluciones por minuto) y RCF (en x g, múltiplo de la fuerza de gravedad terrestre).



Figura 3-15: Detalle de la pantalla Valores nominales para la velocidad de la centrifuga y rango

3. Toque el campo de entrada **Velocidad** que se muestra en la Figura 3-15 y, seguidamente, introduzca la velocidad deseada con el teclado de la derecha.

Para ayudarle a ajustar la velocidad correctamente, justo debajo de «Velocidad» se muestra el rango de velocidad admisible para el rotor actual.

Cuando se toca el campo de entrada **Velocidad**, el ajuste anterior se sustituye inmediatamente en cuanto se empieza a introducir dígitos con el teclado.

AVISO Si se selecciona un valor RCF extremadamente bajo y la velocidad resultante es inferior a 300 r.p.m., el valor se corregirá automáticamente. 300 r.p.m. es la velocidad más baja que se puede seleccionar.

4. Toque el botón **Guardar** para almacenar el ajuste de velocidad para el proceso de centrifugado actual o para el siguiente.

Velocidad nominal del rotor no válida

Si la centrifuga no puede funcionar con el valor nominal introducido, se mostrará la advertencia Fuera de rango debajo del campo de entrada del valor nominal. No podrá continuar hasta haber introducido un valor nominal aceptable.



Figura 3-16: Ajustes -> Controles -> Pantalla Valores nominales: Alerta de valor fuera de rango

Ajuste de una velocidad del rotor no válida con la centrifuga en marcha

Si se intenta cambiar la velocidad durante un proceso de centrifugado en curso y se introduce un valor fuera de rango, se muestra la ventana emergente «Velocidad del rotor no válida».

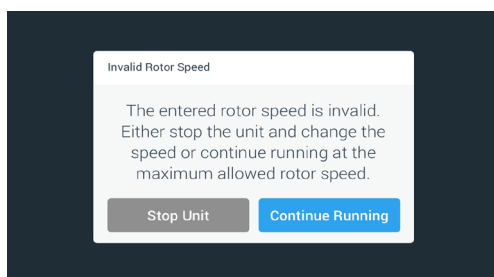


Figura 3-17: Ventana emergente Velocidad del rotor no válida

Toque el botón **Parar unidad** para detener el rotor y, a continuación, vuelva a tocar el cuadro de la velocidad para corregirla. Como alternativa, también puede tocar el botón **Continuar proceso** para proseguir a la velocidad máxima permitida.

3. 2. 2. Ajuste del tiempo de funcionamiento

La centrifuga permite configurar un tiempo de funcionamiento tras el cual el proceso de centrifugado se detiene automáticamente.

AVISO Cuando se enciende la centrifuga, se muestra el ajuste seleccionado por defecto en la pantalla «Ajustes -> Valores nominales»; véase «Valores nominales» en página 3-34. Proceda de la siguiente manera para ajustar el tiempo de funcionamiento:

1. Toque el cuadro del **tiempo de funcionamiento** en la pantalla de inicio.

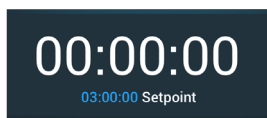


Figura 3-18: Cuadro del tiempo de funcionamiento de la pantalla de inicio

Aparece la pantalla «Valores nominales: Estándar» o la pantalla «Valores nominales: Avanzado».

Tiempo de funcionamiento en el modo estándar

Toque el cuadro de entrada **Hora** de arriba e introduzca el tiempo de funcionamiento deseado con el teclado mostrado.

El tiempo de funcionamiento se expresa en «hh:mm:ss». Por ejemplo, para introducir 2 horas y 30 minutos, primero debe tocar «2» en el teclado. Al hacerlo, el tiempo de funcionamiento se ajustará a «00:00:02». A continuación, toque «3» en el teclado. Al hacerlo, el tiempo de funcionamiento se ajustará a «00:00:23». Seguidamente, toque «000» en el teclado para que el tiempo de funcionamiento se ajuste a «02:30:00», es decir, 2 horas y 30 minutos.

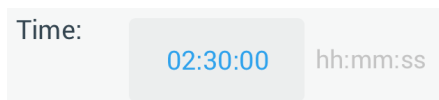


Figura 3-19: Cuadro del tiempo de funcionamiento de la pantalla de inicio

Para ayudarle a ajustar el tiempo de funcionamiento correctamente, justo debajo de «Hora» se muestra el rango de tiempo admisible para el rotor actual.

Cuando se toca el cuadro de entrada **Hora**, el ajuste anterior se sustituye inmediatamente en cuanto se empieza a introducir dígitos con el teclado.

Tiempo de funcionamiento en el modo avanzado

En el «Modo avanzado», el cuadro de entrada Hora contiene un selector rotativo adicional y cambia de aspecto en función de la opción seleccionada. Se pueden elegir tres opciones diferentes:

- » Temporizado: permite ajustar el tiempo de funcionamiento en horas, minutos y segundos.
- » Funcionamiento continuo: inicia un proceso continuo que únicamente se detiene cuando se pulsa el botón «Parada» ■ en la pantalla de inicio.
- » ACE (Efecto Centrífugo Acumulado): ACE es una función integradora que calcula el efecto de la velocidad en relación con el tiempo y adapta el tiempo de funcionamiento para compensar las diferencias en la aceleración.

ACE es un modelo matemático que facilita la transferencia de aplicaciones y configuraciones de parámetros entre centrífugas. Por ejemplo, cuando se transfiere una aplicación a una nueva centrífuga, la función ACE se asegura de que la aplicación se ejecute exactamente de la misma manera y dé los mismos resultados que en una centrífuga anterior.

2. Toque el botón **Guardar** para almacenar el ajuste del tiempo de funcionamiento para el proceso de centrifugado actual o para el siguiente.

3. 2. 3. Perfiles de aceleración y de frenado

La centrífuga dispone de un total de 9 perfiles de aceleración (numerados del 1 al 9) y un total de 10 perfiles o curvas de frenado (numerados del 0 al 9). Un perfil de aceleración incrementa gradualmente la velocidad de la centrífuga desde el momento en que empieza el proceso de centrifugado. Un perfil de frenado reduce gradualmente la velocidad de la centrífuga cuando el proceso de centrifugado se aproxima a su final.

AVISO Si es posible, se deben evitar los rangos de velocidad próximos a las resonancias naturales del sistema, ya que las velocidades de resonancia pueden causar vibraciones y afectar negativamente a la calidad de la separación.

Para seleccionar un perfil de aceleración o de frenado, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Acel./Decel.** a la izquierda del campo del perfil de aceleración/frenado en la pantalla de inicio, tal como se muestra en la Figura 3-20 más abajo.

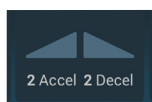


Figura 3-20: Cuadro del perfil de aceleración/frenado de la pantalla de inicio

Aparece la pantalla «Valores nominales: Estándar» de la Figura 3-13 o la pantalla «Valores nominales: Avanzado» de la Figura 3-14 .



Aceleración: La curva número 1 proporciona la velocidad de aceleración más lenta, y la curva número 9 la más rápida.

Frenado: la curva número 0 desactiva el frenado activo. La curva número 1 proporciona la velocidad de frenado activo más lenta, y la curva número 9 la más rápida.

2. Toque el cuadro de entrada **Acel.** o **Fren.** y, a continuación, introduzca el número del perfil que desee con el teclado de la derecha.

Para ayudarle a seleccionar el perfil deseado, justo debajo del texto «Acel.» o «Fren.» se muestra el rango de números admisible.

Al tocar el cuadro de entrada **Acel.** o **Fren.**, el ajuste anterior se reemplazará inmediatamente en cuanto empiece a introducir dígitos con el teclado.

3. Toque el botón **Guardar** para almacenar el ajuste de los perfiles de aceleración y de frenado para el proceso de centrifugado actual o para el siguiente.
4. Cuando se muestre el número del perfil de aceleración y de frenado deseado en la pantalla, suelte el botón  o .

De esta manera, se selecciona el perfil de aceleración y de frenado para el siguiente proceso de centrifugado.

3. 2. 4. Ajuste de la temperatura

Las centrifugas refrigeradas permiten preseleccionar una temperatura para la muestra de entre -10 °C y +40 °C para el proceso de centrifugado. Esta función no está disponible en los modelos ventilados. Las temperaturas que indica la centrifuga son estimaciones de la temperatura de las muestras.

⚠ PRECAUCIÓN La fricción del aire puede afectar a la integridad de las muestras.

La temperatura del rotor puede aumentar de manera significativa mientras la centrifuga está girando.

En las unidades con refrigeración, la temperatura indicada y la ajustada pueden desviarse de la temperatura de la muestra.

Asegúrese de que las funciones de control de temperatura de la centrifuga sean las adecuadas para la aplicación. Si fuera necesario, realice una prueba de funcionamiento.

Para ajustar la temperatura del siguiente proceso de centrifugado, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el **cuadro de temperatura** de la pantalla de inicio, tal como se muestra en la Figura 3-21 más adelante.

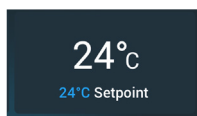


Figura 3-21: Cuadro de temperatura de la pantalla de inicio

Aparece la pantalla «Valores nominales: Estándar» o la pantalla «Valores nominales: Avanzado».

2. Toque el cuadro de entrada **Temp** e introduzca la temperatura nominal de la muestra con el teclado de la derecha.

Para ayudarle a ajustar correctamente la temperatura nominal, justo debajo de «Temp» se muestra el rango de temperatura admisible para la unidad.

Al tocar el cuadro de entrada **Temperatura**, el ajuste anterior se reemplazará inmediatamente en cuanto empiece a introducir dígitos con el teclado.

3. Toque el botón **Guardar** para almacenar la temperatura nominal para el siguiente proceso de centrifugado.

3.3. Preatemperación de la cámara de centrifugado

Las centrifugas refrigeradas permiten una pretemperación, es decir, precalentar o preenfriar la cámara de centrifugado y el rotor vacío antes de iniciar el proceso de centrifugado. Si fuera necesario, puede pretemperar las muestras utilizando un equipo adecuado. La centrifuga no está diseñada para pretemperar las muestras. Las temperaturas que indica la centrifuga son estimaciones de la temperatura de las muestras.

AVISO Los modelos ventilados no pueden pretemperar la cámara de centrifugado.

Para ajustar la temperatura objetivo de pretemperación para la centrifuga, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el **cuadro de temperatura** de la pantalla de inicio, tal como se muestra en la Figura 3–22 más adelante.

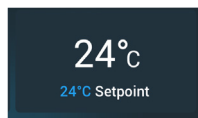


Figura 3–22: Cuadro de temperatura de la pantalla de inicio

Aparece la pantalla «Valores nominales: Estándar» de la Figura 3–13 o la pantalla «Valores nominales: Avanzado» de la Figura 3–14.

2. Toque el cuadro de entrada **Temp.** y, a continuación, introduzca la temperatura objetivo que desee con el teclado de la derecha.

Para ayudarle a ajustar correctamente la temperatura objetivo, justo debajo de «Temp» se muestra el rango de temperatura admisible para la unidad.

Al tocar el cuadro de entrada **Temp.** el ajuste anterior se reemplazará inmediatamente en cuanto empiece a introducir dígitos con el teclado.

3. Toque el botón **Guardar** para almacenar el ajuste de la temperatura para el proceso de pretemperación. Será llevado nuevamente a la pantalla de inicio. La nueva temperatura objetivo se muestra como el valor nominal debajo de la temperatura actual.
4. Toque el botón de **Preatemperación** ❄️ en la pantalla de inicio y, a continuación, toque el botón **Inicio** ▶️ para iniciar la pretemperación.
La centrifuga empieza a calentar o enfriar la cámara de centrifugado hasta la temperatura nominal. La temperatura actual de la cámara de centrifugado que se muestra encima de la temperatura nominal empieza a cambiar hacia el valor nominal.
5. Cuando la temperatura de la cámara de centrifugado alcanza el valor nominal de pretemperación, se muestra la ventana emergente «Preatemperación completa» que puede verse en la Figura 3–23 para informar que la centrifuga se ha pretemperado correctamente y está lista.

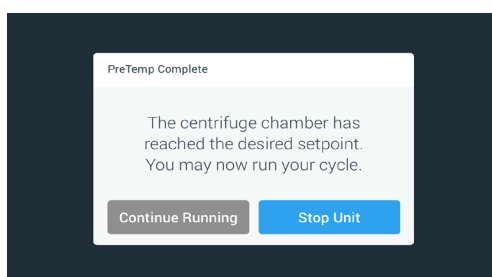


Figura 3–23: Ventana emergente Preatemperación completa

6. Toque el botón de **Preatemperación** ❄️ para salir del modo de pretemperación.

3. 4. Centrifugado

Respete la zona de seguridad mínima de 30 cm alrededor de la centrifuga. Consulte «Zona de estado e información» en página 3-2. Durante el centrifugado no debe haber personas, ni sustancias peligrosas en el espacio de seguridad.

Una vez que se ha instalado correctamente el rotor, se ha conectado el interruptor principal, se han ajustado los valores nominales tal como se explica en la sección anterior y se ha cerrado la tapa de la centrifuga, usted está listo para empezar.

Dispone de varias opciones para iniciar un proceso de centrifugado:

- **Modo continuo:** este modo es totalmente manual. Si ha seleccionado el «Modo Continuo» en lugar de un tiempo de funcionamiento predefinido (véase «Ajuste del tiempo de funcionamiento» en página 3-8), utilice el botón Inicio ► y el botón Parada ■ para poner en marcha y detener manualmente el centrifugado, tal como se explica en la sección «Uso del modo Continuo o Temporizado» más adelante.
- **Modo Temporizado:** este modo es semiautomático y utiliza un temporizador. Si se ha ajustado un tiempo de funcionamiento (véase «Ajuste del tiempo de funcionamiento» en página 3-8), toque el botón de inicio ► y espere hasta que el temporizador llegue a cero y la centrifuga se detenga automáticamente, tal como se explica en la sección «Uso del modo Continuo o Temporizado».
- **Modo Pulso:** este es un modo de centrifugado de corta duración que permite seleccionar comportamientos. Seleccione un comportamiento, toque el botón Pulso ►► y espere a que la centrifuga se ponga en marcha y se detenga automáticamente, tal como se explica en la sección «Uso del modo Pulso» en página 3-13.
- **Modo Programa:** este modo es totalmente automático. Primero debe preparar y guardar un programa automático y luego ejecutarlo desde la pantalla táctil, tal como se explica en la sección «Automatización de procesos usando programas» en página 3-20.



ADVERTENCIA

Daños para la salud al centrifugar sustancias o materiales explosivos o inflamables. No centrifugue materiales o sustancias explosivas o inflamables.

Uso del modo Continuo o Temporizado

Para utilizar la centrifuga en el modo Continuo o Temporizado, proceda de la siguiente manera:

1. Presione el botón **Inicio** ► en la pantalla de inicio.

El botón Inicio ► cambia a Parada ■.

La centrifuga se pone en marcha y en la pantalla táctil se muestra cómo los parámetros aumentan hacia los valores nominales.

Cuando transcurre un minuto de funcionamiento continuo sin ninguna intervención por parte del usuario, la pantalla táctil pasa al modo ampliado. En el modo ampliado se muestran los ajustes básicos, como la velocidad actual y la velocidad nominal, el tipo de rotor y de cubeta, el tiempo de funcionamiento transcurrido (o restante) y el tiempo de funcionamiento nominal (solo en los procesos temporizados), además de una barra de progreso que indica la marcha y el botón Parada ■.

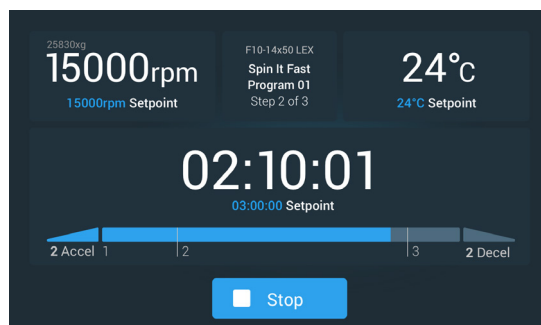



Figura 3-24: Pantalla en el modo ampliado

2. Dependiendo del modo de tiempo seleccionado (véase «Ajuste del tiempo de funcionamiento» en página 3-8), proceda tal como se explica a continuación para detener la centrifuga:
 - a. Modo Continuo: Cuando finalice el proceso de centrifugado, pulse el botón Parada ■ en la pantalla de inicio.
 - b. Modos Temporizado y ACE: Espere hasta que el temporizador llegue a cero y la centrifuga se detenga automáticamente, o pulse el botón Parada ■ en la pantalla de inicio para cancelar el proceso de centrifugado antes de tiempo.


3. Cuando la centrifuga se haya detenido por completo, pulse el botón de **apertura**  del panel de control para abrir la tapa.

Se abre la tapa y el botón de apertura  se rodea con un marco de color gris claro para indicar que la tapa está desbloqueada.

AVISO La tapa no se puede abrir mientras la centrifuga esté girando.

Uso del modo Pulso





Para utilizar la unidad en procesos de centrifugado cortos, proceda de la siguiente manera:

1. Compruebe que el comportamiento predeterminado para el modo Pulso que se muestra en el botón Pulso  sea adecuado para sus necesidades.

Los diferentes comportamientos del botón Pulso se explican en la sección «Personalización de pulsos» en página 3-37.

2. Si quiere, puede cambiar el comportamiento del «Modo Pulso» en la pantalla «Ajustes».

3. Presione el botón **Pulso**  en la pantalla de inicio.

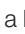

El botón Inicio  cambia a Parada . El botón Pulso  se muestra con un borde de color gris  para indicar que la centrifuga está funcionando en el «Modo Pulso».


La centrifuga se pone en marcha y en la pantalla táctil se muestra cómo los parámetros aumentan hacia los valores nominales.




Figura 3–25: Modo Pulso: centrifuga en marcha durante un minuto

4. Espere a que finalice el proceso de centrifugado y la centrifuga deje de girar.

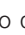AVISO Para finalizar el proceso de centrifugado antes de tiempo, puede pulsar el botón Parada  o el botón Pulso  de la pantalla de inicio.

5. Cuando la centrifuga haya dejado de girar, pulse el botón de **apertura**  del panel de control para abrir la tapa.

Se desbloquea la tapa y el botón de apertura  se rodea con un marco de color gris claro para indicar que la tapa está desbloqueada.

AVISO La tapa no se puede abrir mientras la centrifuga esté girando.

3. 5. Estados, alarmas y alertas

En esta sección se explica cómo ver la información de estado actual, las alarmas y las alertas utilizando los botones de la zona de estado e información.

Estado

Cuando la centrífuga se encuentra en estado correcto, se muestra un corazón de color verde en la zona de estado e información de la pantalla táctil (véase «Zona de estado e información (Región 1)» en página 3-2). Al tocar el icono del corazón verde se abre la pantalla «Estado», que consiste en dos pantallas consecutivas con toda la información sobre el estado de la centrífuga. Para ir de una pantalla a la otra, toque los círculos o las cornijas angulares ubicados en la parte inferior de la pantalla.

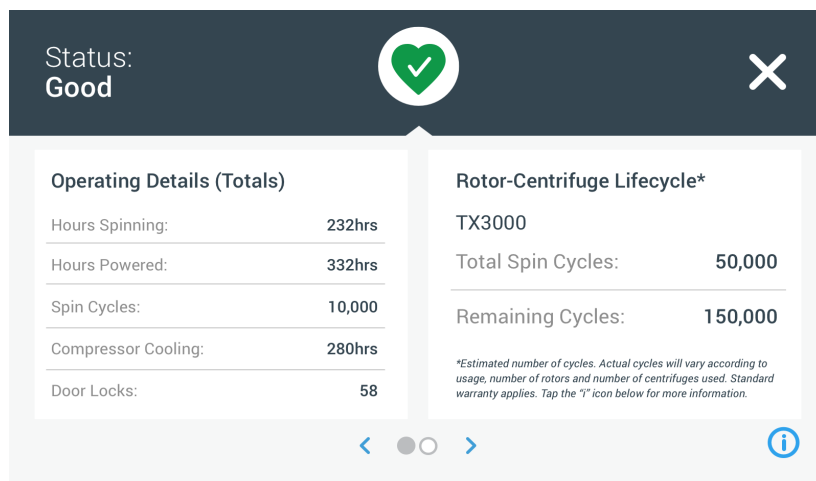


Figura 3-26: Pantalla Estado

1. La primera pantalla «Estado» consta de dos columnas: «Datos operativos (Totales)» y «Vida útil del rotor-centrífuga».

La columna «Datos operativos» contiene los datos de funcionamiento de la centrífuga. Estos datos se actualizan continuamente durante el funcionamiento de la centrífuga. Se muestran los siguientes valores totales:

- » «Horas girando»: el número total de horas que la centrífuga ha estado girando de forma activa.
- » «Horas conectado»: el número total de horas que la centrífuga ha estado encendida de forma activa.
- » «Ciclos de giro»: el número total de ciclos de giro que ha completado la centrífuga.
- » «Refrigeración del compresor»: el número total de horas que el compresor ha estado enfriando de forma activa.
- » «Cierres de puertas»: el número total de operaciones de bloqueo de la tapa de la centrífuga.

La columna «Vida útil del rotor-centrífuga» muestra el nombre y los datos operativos del rotor instalado actualmente. Estos datos se actualizan continuamente durante el funcionamiento de la centrífuga. Si se sustituye el rotor, en esta sección se muestra la información del nuevo rotor. Si se instala un rotor con cubetas basculantes, también se indica el tipo de cubeta. Por ejemplo: TX-750 (Cubeta redonda - 75003608). Consulte «Protocolo del rotor» en página 3-47.

Se muestran los siguientes valores totales:

- » «Total ciclos de giro»: el número de ciclos que ese tipo de rotor ha estado girando de forma activa.
- » «Ciclos restantes»: el número de ciclos de centrifugado que le queda a ese tipo de rotor.

AVISO El número de ciclos es una estimación. El número real de ciclos variará en función del uso, el número de rotores y el número de centrífugas que se utilicen. Se aplica la garantía estándar.

2. La segunda pantalla «Estado» contiene la columna «Totales alarmas».

En la columna «Totales alarmas» se indica el número total de alarmas de desequilibrio que se han producido en la centrífuga.

Alertas

Cuando vence el plazo para realizar una tarea de mantenimiento o si se produce un problema menor que no afecta a la seguridad de funcionamiento de la centrifuga, la unidad genera una alerta. Aunque es posible que la centrifuga continúe girando, es necesario corregir la causa del problema lo antes posible para evitar que se produzcan daños en las muestras o en la propia unidad.

Cuando se genera una alerta, se muestra una barra amarilla en la parte superior de la pantalla actual, tal como puede verse en el ejemplo de la Figura 3–27 a continuación. En la zona de estado e información (véase «Zona de estado e información (Región 1)» en página 3-2) se muestra un triángulo de advertencia amarillo. El mensaje estilo teletipo de la barra amarilla de alerta explica la causa del problema y brinda instrucciones sobre cómo proceder con la alerta.

También suena un único tono de alerta.

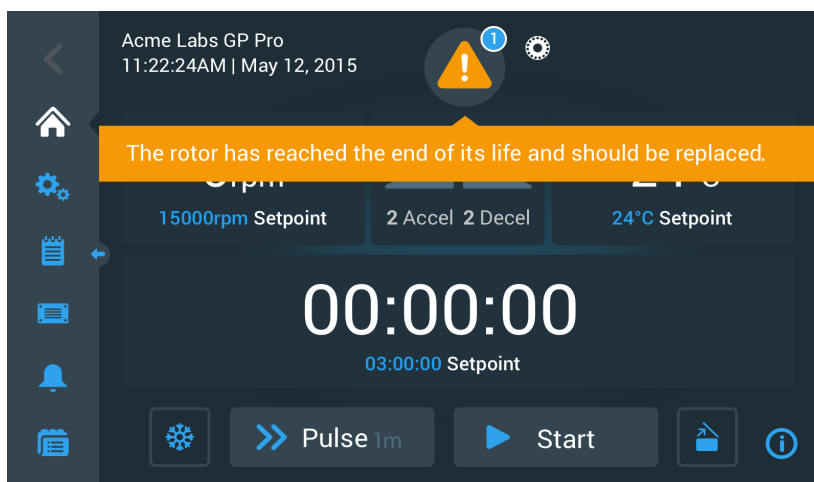


Figura 3–27: Mensaje de alerta de final de vida útil del rotor en la parte superior de la pantalla de inicio

La barra de alerta amarilla desaparece al cabo de unos instantes. El único elemento que indica la presencia de una alerta para la centrifuga es el triángulo de alerta de color amarillo de la zona de estado e información, véase el ejemplo de la Figura 3–28 más adelante.



Figura 3–28: Pantalla de inicio con un mensaje de alerta

El triángulo de advertencia contiene un círculo de color azul con borde de color blanco que indica el número de alertas activas. En el ejemplo de la Figura 3–27 de arriba hay solo una alerta. Sin embargo, si hay más de una alerta, el número puede ser «2», «3» o más.

Al tocar el símbolo del **triángulo de advertencia** se muestra un listado de alertas que le permite ver todas las alertas y la información sobre el estado de cada una de ellas. Esto se explica en la siguiente sección.

Visualización y tratamiento de las alertas

Al tocar el símbolo del triángulo de advertencia en la zona de estado e información de la pantalla táctil se abre la pantalla «Estado: Alerta» que puede verse en la Figura 3-29 a continuación. En esta pantalla se muestra un listado con todas las alertas activas. La alerta más reciente se muestra desplegada para que pueda ver todos los detalles. Puede desplazarse por la lista y tocar cualquier elemento para desplegarlo y acceder a más información.

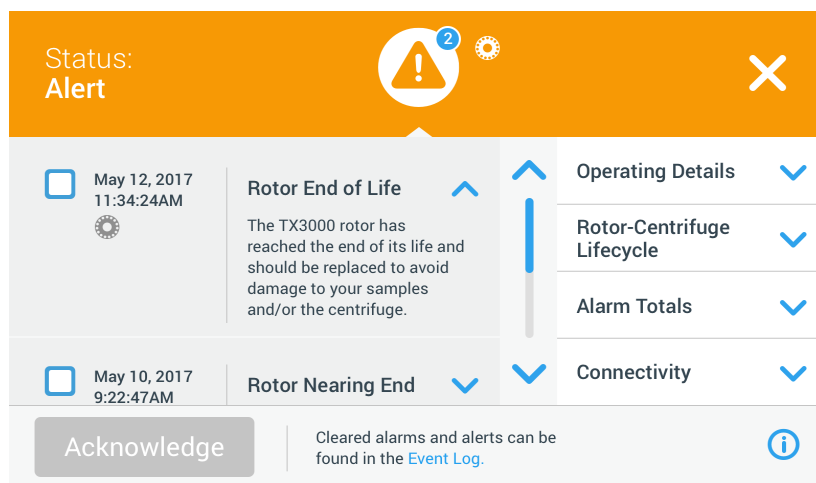


Figura 3-29: Pantalla Estado: Alerta con el listado de alertas

En el lado derecho de la pantalla «Estado: Alerta» hay una serie de campos de información de estado. Puede tocar cualquiera de estos campos para ampliarlos y ver la información general sobre la centrífuga y el rotor actual. Figura 3-30 muestra la sección «Datos operativos» ampliada, con información general sobre el funcionamiento de la unidad.

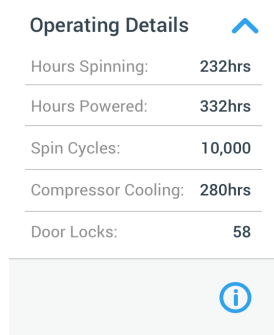




Figura 3-30: Pantalla Estado: Alerta: Datos operativos ampliado

AVISO En estos campos de información de estado se muestra la misma información que en la pantalla Estado y el registro del rotor. Esto se trata en las secciones «Estado» en página 3-14 y «Protocolo del rotor» en página 3-47, respectivamente.

Proceda tal como se explica a continuación para ver la lista de alertas con información detallada:

1. Toque el símbolo del triángulo  en la zona de estado e información.
Aparece la pantalla «Estado: Alerta» que se muestra en la Figura 3-29, con la entrada más reciente de la lista de alertas ya ampliada.
2. Para ver la información sobre la centrífuga y el rotor, toque el encabezado de los campos «Detalles operativos» (véase Figura 3-30), «Vida útil del rotor-centrífuga», «Registro del rotor» o «Alertas de desequilibrio» para expandirlos.
3. Para ocultar el contenido de un campo de información, vuelva a tocar su encabezado.
4. Lea la descripción y siga las instrucciones para solucionar el problema. Por ejemplo:
 - a. Regrese a la pantalla de inicio.
 - b. Presione el botón Tapa abierta .
 - c. Retire el rotor y las cubetas.
 - d. Instale un rotor nuevo con cubetas nuevas.
 - e. Reinicie la centrífuga.

Consulte la «Guía de solución de problemas» en página 6-2 para ver una lista con todos los errores.

5. Cuando haya corregido el problema, toque el botón **Confirmar** para confirmar y borrar la alerta.
Se activa la casilla de verificación al lado de la entrada en la lista de alertas.
AVISO Si se confirma una alerta sin haber corregido el problema, la alerta reaparecerá inmediatamente.
6. Para ver más alertas de la lista, toque la barra de desplazamiento y arrástrela para desplazarse hacia abajo.
7. Toque la entrada que desee de la lista de alertas.
La alerta se expande para mostrar los detalles.
8. Corrija el problema, confirme la alerta y, a continuación, vuelva a tocar la entrada de la lista de alertas para minimizarla.
Cuando se hayan solucionado y confirmado todas las alertas, se mostrará la pantalla «Estado: Correcto» para confirmar que no hay alertas en la centrífuga.
9. Para regresar a la pantalla de inicio, toque el símbolo **X** en la esquina superior derecha.

Alarmas

Cuando se produce un error grave en la centrífuga, la unidad genera una alarma. La centrífuga se detiene o debe detenerse inmediatamente para evitar que se produzcan daños en las muestras y/o en la unidad. Para poder continuar utilizando el equipo, primero se debe corregir la causa del problema.

Cuando se genera una alarma, se muestra una barra roja en la parte superior de la pantalla actual. En la zona de estado e información (véase «Zona de estado e información (Región 1)» en página 3-2) se muestra una campana roja rodeada de ondas sonoras. Además, suena continuamente un tono de alarma.

Debajo de la barra de alarma roja se muestra un mensaje estilo teletipo con información sobre la causa principal del problema y con instrucciones sobre cómo actuar.

Se muestra el botón de Snooze que permite silenciar la alarma de forma temporal. Si el estado de la alarma no se corrige dentro del tiempo de silenciamiento, la alarma vuelve a sonar. La duración del tiempo de silenciamiento se puede configurar en los ajustes, tal como se explica en la sección «Tiempo límite de silenciamiento» en página 3-30.

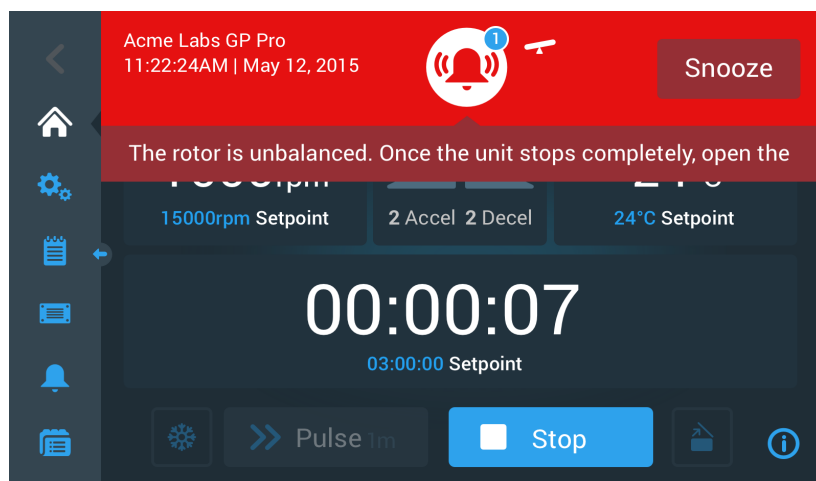


Figura 3-31: Mensaje de alarma en la parte superior de la pantalla de inicio

El botón de silenciamiento permite silenciar temporalmente la alarma acústica durante el tiempo de silenciamiento configurado. Esto también oculta la barra roja de alarma, pero mantiene unos instantes el mensaje estilo teletipo debajo del símbolo de la campana antes de que desaparezca. El símbolo de la campana se muestra con una línea diagonal que lo atraviesa y un temporizador de cuenta atrás a la derecha.

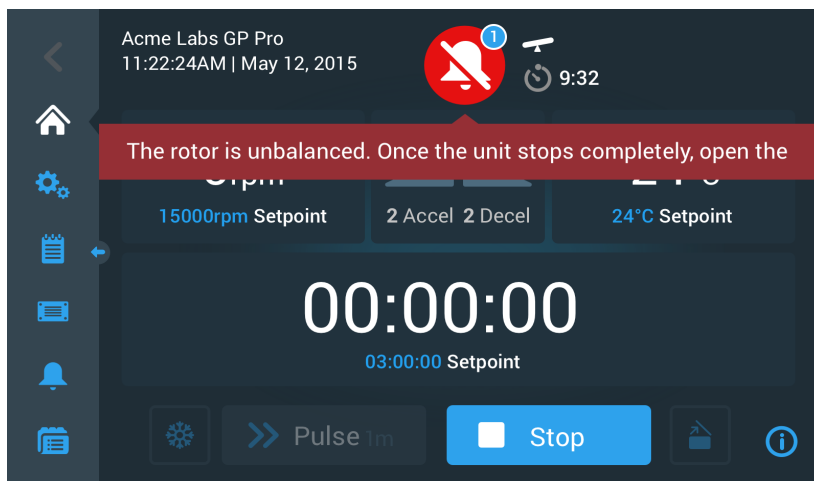


Figura 3-32: Mensaje de alarma después de silenciar

El símbolo de la campana contiene un círculo de color azul con borde de color blanco que indica el número de alarmas activas. En el ejemplo de la Figura 3-32 de arriba hay solo una alarma. Sin embargo, si hay más de una alarma, el número puede ser «2», «3» o más.

Al tocar el símbolo de la campana se muestra un listado de alarmas que le permite ver todas las alarmas y la información sobre el estado de cada una de ellas. Esto se explica en la sección «Visualización y tratamiento de las alarmas» en página 3-18.

Los botones visibles, como el de preatemperación, Pulso, Inicio/Parada y el de tapa abierta continúan operativos en este estado, dependiendo de si la centrífuga sigue en marcha o está en reposo. Por ejemplo, normalmente es posible detener la centrífuga y abrir la tapa, así como acceder a otras pantallas utilizando la barra de navegación del lado izquierdo, mientras hay alarmas presentes. La campana y el mensaje estilo teletipo continuarán apareciendo en todas las pantallas a las que acceda, salvo que se silencie la alarma. En tal caso, se mostrará el símbolo de la campana silenciada junto con el temporizador de cuenta atrás del silenciamiento.

Hay condiciones de alarma más graves no se pueden resolver interactuando con la pantalla táctil. Cuando se produce una alarma de estas características, la pantalla actual y sus botones se reemplazan por una pantalla completamente roja.

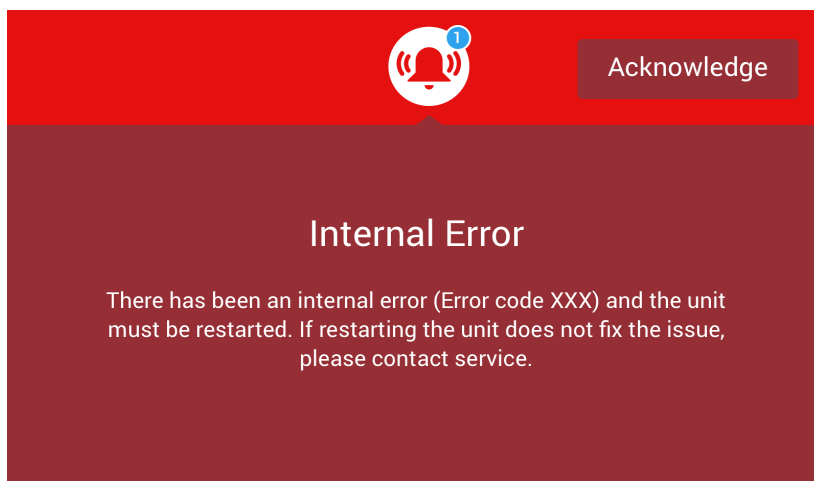


Figura 3-33: Mensaje de alarma que ocupa toda la pantalla

Este tipo de alarma no se puede silenciar ni resolver tocando botones, solo se puede confirmar. Al igual que los mensajes de alarma menos graves tratados anteriormente, este mensaje proporciona instrucciones para resolver el problema y lo deriva al servicio técnico si no se consigue resolver el problema.

Visualización y tratamiento de las alarmas

Al tocar la campana roja en la zona de estado e información de la pantalla táctil se abre la pantalla «Estado: Alarma». En esta pantalla se muestra un listado con todas las alarmas activas. La alarma más reciente se muestra desplegada para que pueda ver todos los detalles. Puede desplazarse por la lista y tocar cualquier elemento para desplegarlo y acceder a más información.

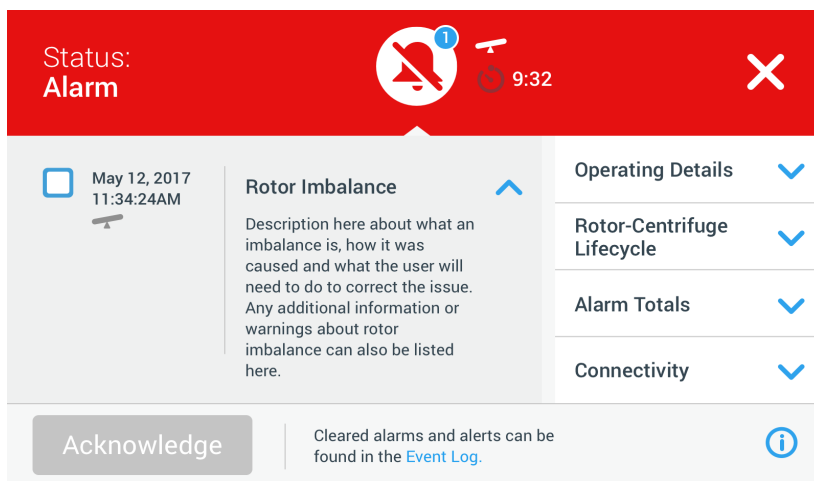


Figura 3-34: Pantalla Alarma: Estado con un mensaje de desequilibrio en el rotor

En el lado derecho de la pantalla «Estado: Alarma» hay una serie de campos de información de estado. Puede tocar cualquiera de estos campos para ampliarlos y ver la información general sobre la centrifuga y el rotor actual.

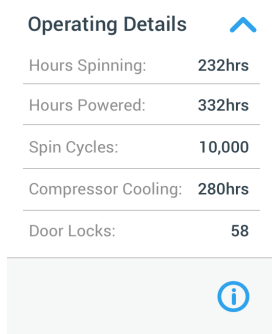




Figura 3-35: Pantalla Estado: Alarma: Datos operativos ampliado

AVISO En estos campos de información de estado se muestra la misma información que en la pantalla «Estado» y el registro del rotor. Esto se trata en las secciones «Estado» en página 3-14 y «Protocolo del rotor» en página 3-47, respectivamente.

Proceda tal como se explica a continuación para ver la lista de alarmas con información detallada:

1. Para silenciar temporalmente la alarma acústica (y ocultar el mensaje de alarma), toque el botón de silenciamiento en la zona de estado e información de la pantalla táctil (puede ver un ejemplo en la Figura 3-33).
2. Toque el símbolo de la campana  en la zona de estado e información. Aparece la pantalla «Estado: Alarma» que se muestra en la Figura 3-34, con la entrada más reciente de la lista de alarmas ya ampliada.
3. Para ver la información sobre la centrifuga y el rotor, toque el encabezado de los campos «Detalles operativos» (véase Figura 3-35), «Vida útil del rotor-centrifuga», «Registro del rotor» o «Alarmas de desequilibrio» para expandirlos.
4. Para ocultar el contenido de un campo de información, vuelva a tocar su encabezado.
5. Lea la descripción y siga las instrucciones para solucionar el problema. Por ejemplo:
 - a. Regrese a la pantalla de inicio.
 - b. Presione el botón Tapa abierta .
 - c. Retire el rotor y equilibre la carga en las cubetas.
 - d. Vuelva a instalar el rotor y reinicie la centrifuga.
6. Cuando haya corregido el problema, toque el botón **Confirmar** para confirmar y borrar la alarma. Se activa la casilla de verificación al lado de la entrada en la lista de alarmas.

AVISO Si se confirma una alarma sin haber corregido el problema, la alarma reaparecerá inmediatamente.

7. Para ver más alarmas de la lista, toque la barra de desplazamiento y arrástrela para desplazarse hacia abajo.

8. Toque la entrada que desee de la lista de alarmas.
La alarma se expande para mostrar los detalles.
9. Corrija el problema, confirme la alarma y, a continuación, vuelva a tocar la entrada de la lista de alarmas para minimizarla.
Cuando se hayan solucionado y confirmado todas las alarmas, se mostrará la pantalla «Estado: Correcto» para confirmar que no hay alarmas en la centrífuga, tal como se muestra en la Figura 3–36 más adelante.

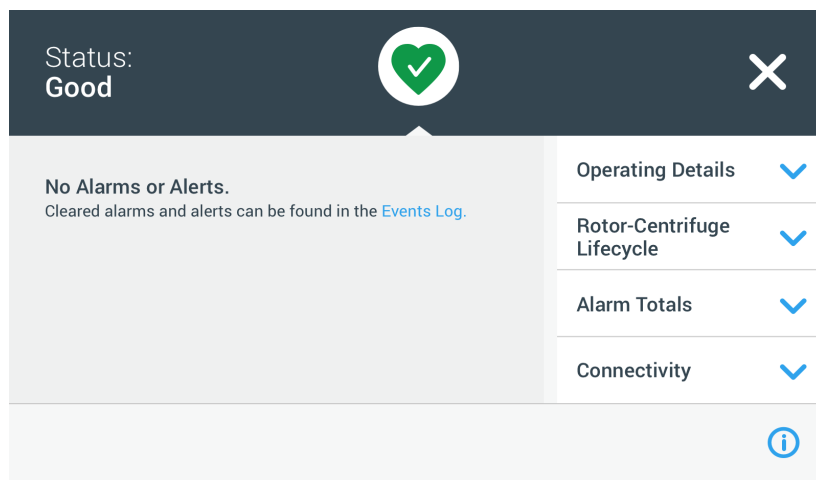


Figura 3–36: Pantalla Estado

10. Para regresar a la pantalla de inicio, toque el símbolo X en la esquina superior derecha.

Automatización de procesos usando programas

Con el fin de reducir los esfuerzos de preparación antes de los procesos de centrifugado, la centrífuga permite almacenar hasta 100 programas. Los programas son procesos de centrifugado preprogramados que contienen un conjunto de parámetros definido por el usuario. Los programas pueden consistir en un solo paso que se ejecuta con un único conjunto de parámetros o por varios pasos con varios conjuntos de parámetros diferentes. Un conjunto de parámetros puede estar constituido por la totalidad o por una parte de los parámetros operativos explicados en la sección anterior de este capítulo, incluyendo:

- Velocidad en rpm o en forma de valor RCF
- Perfil de aceleración y de frenado
- Tiempo de proceso
- Temperatura (solo en los modelos con refrigeración)

Configuración y guardado de un programa

Los programas se crean en la pantalla «Programas». Para abrir la pantalla «Programas», toque el botón **Programas** en la barra de navegación izquierda de la pantalla táctil.

La primera vez que se abre la pantalla «Programas» en una centrífuga recién instalada se muestra una lista de programas vacía con instrucciones básicas sobre cómo empezar a trabajar con los programas.

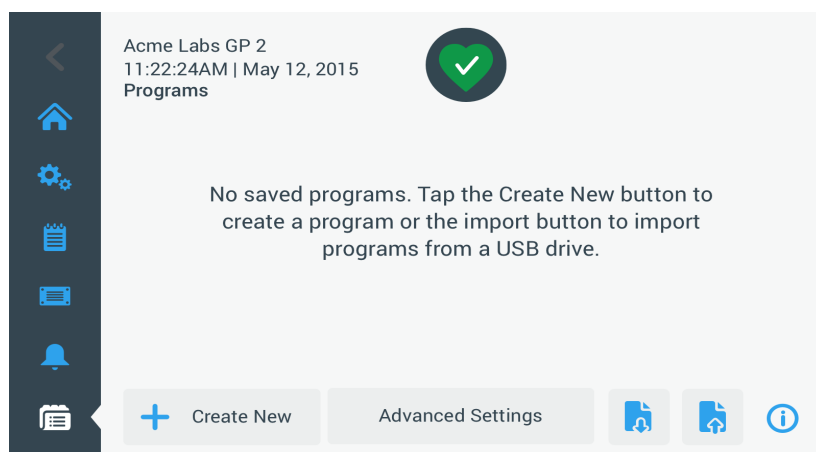


Figura 3–37: Estado inicial de la pantalla Programas (antes de crear ningún programa)

Para crear y guardar un programa, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el botón **Programas** en la barra de navegación.

Aparece la pantalla «Programas» totalmente en blanco, tal como puede verse en la Figura 3–37, o con un listado de los programas disponibles, tal como se muestra en el ejemplo de la Figura 3–47.

2. Toque el botón **Crear Nuevo**.

Aparece la pantalla «Añadir nuevo programa» que se muestra en la Figura 3–38. En el campo «Nombre» se muestra el mensaje «Toque para escribir», que invita al usuario a empezar a escribir.

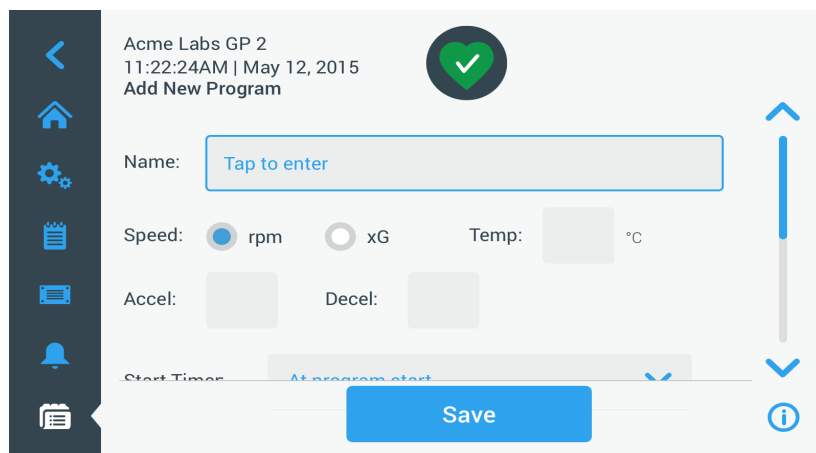


Figura 3–38: Programas -> Pantalla Añadir nuevo programa, primer conjunto de opciones

3. Toque el campo **Nombre**.

Se muestra un teclado en la pantalla «Crear nuevo programa» (véase Figura 3–39).

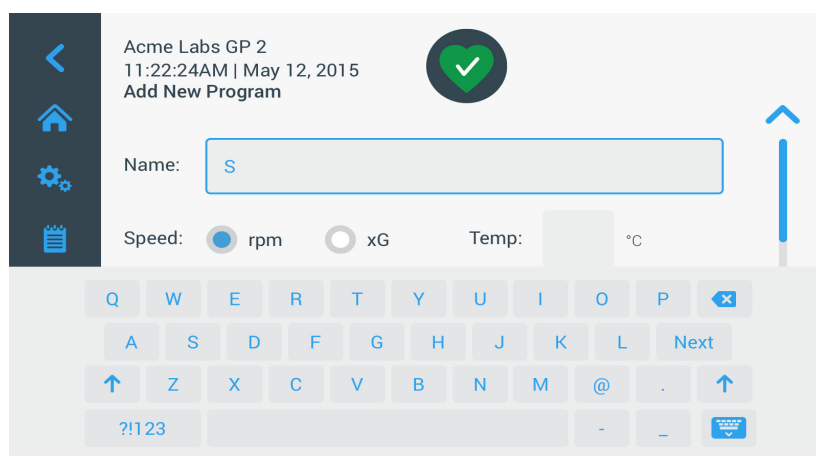


Figura 3–39: Programas con un teclado en pantalla

4. Introduzca un nombre de no más de 20 caracteres para el programa.
5. Toque **rpm** o **x g** para seleccionar la unidad para la velocidad de centrifugado.
6. Toque el campo **Temp** para introducir una temperatura de preatemperación objetivo (solo en los modelos con refrigeración).
7. Si quiere, introduzca el número de los perfiles de aceleración y frenado (véase «Ajustes -> Controles -> Pantalla Valores nominales: Alerta de valor fuera de rango» en página 3-8 y «Ajuste de la temperatura» en página 3-10 para obtener más información).
8. Toque la barra de desplazamiento de la derecha y arrástrela hacia abajo para ver el resto de las opciones, tal como se muestra en la Figura 3–40 más adelante.

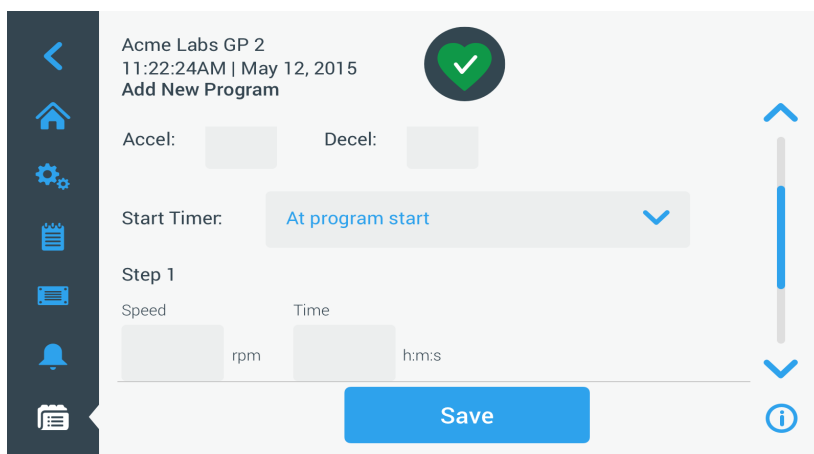


Figura 3-40: Programas -> Pantalla Añadir nuevo programa, segundo conjunto de opciones

9. Toque el campo **Iniciar temporizador** para seleccionar si el tiempo establecido debe iniciarse cuando se ponga en marcha la centrífuga o una vez que finalice la fase de aceleración.
10. En la opción «Paso 1», toque el campo **Velocidad** e introduzca la velocidad en rpm o x g, según se haya seleccionado previamente.

Se muestra un teclado en la pantalla «Añadir nuevo programa», como se indica en la Figura 3-41 a continuación.

11. Toque el campo **Hora** e introduzca el tiempo de funcionamiento en horas, minutos y segundos.

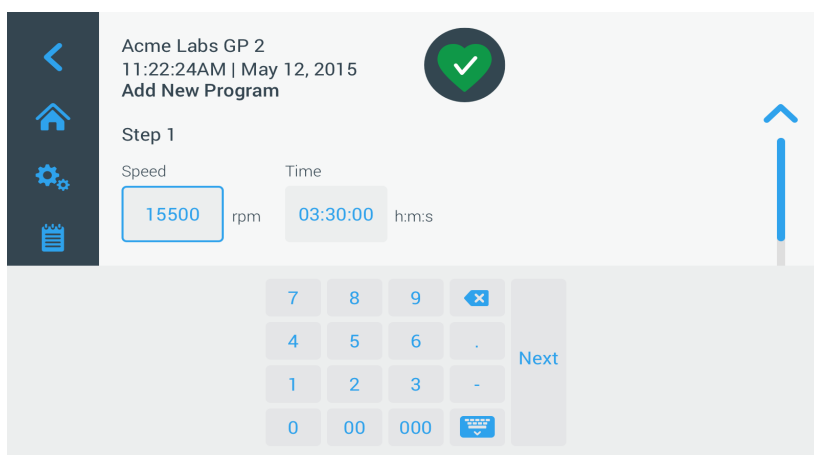


Figura 3-41: Programas -> Pantalla Añadir nuevo programa, velocidad y tiempo para el paso 1

12. Si desea modificar la velocidad y el tiempo de funcionamiento durante el proceso de centrifugado, toque el botón **+ Añadir paso**.
13. Toque el campo **Velocidad** e introduzca una velocidad diferente para el paso 2.
14. Toque el campo **Hora** e introduzca el tiempo de inicio del paso 2, es decir, en qué momento debe producirse el cambio de velocidad.
15. Repita las tres últimas operaciones para todos los pasos adicionales que necesite.

AVISO Si sale en el paso 1, el programa funcionará a una única velocidad durante todo el proceso.

16. Toque el botón **Guardar** para almacenar el programa.
El programa se guarda y ya está listo para ejecutarse.

Ajustes avanzados del programa

El botón **Ajustes avanzados** de la pantalla principal de «Programas» abre la pantalla «Ajustes avanzados», en la que se pueden modificar los ajustes generales de los programas. Las opciones disponibles en la pantalla «Ajustes avanzados» permiten realizar lo siguiente:

- Configurar el tiempo de funcionamiento en la pantalla de inicio para que se indique como avance o cuenta atrás
- Modificar cómo se muestran los programas creados por el usuario en la pantalla principal de «Programas»
- Determinar si los programas requieren o no que el usuario pulse el botón «Inicio» ► como medida de confirmación antes de que se ejecuten.

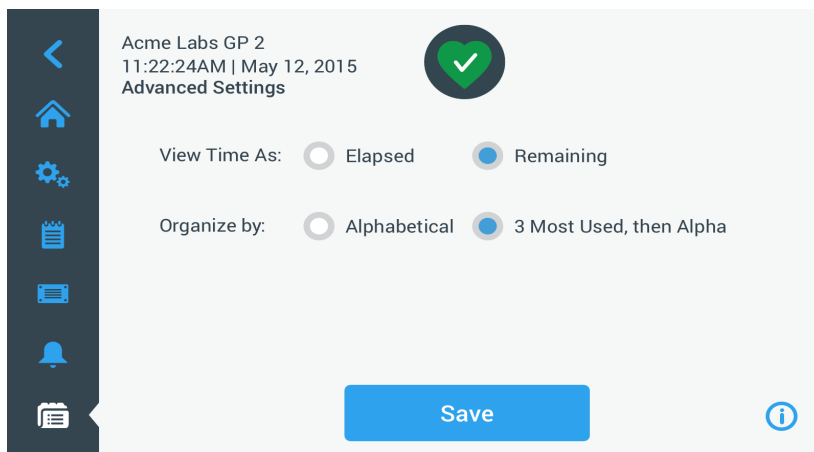


Figura 3-42: Programas -> Pantalla Ajustes avanzados

Para establecer las opciones avanzadas para los programas, proceda de la siguiente manera:

1. En **Ver hora como**, seleccione **Transcurrido** o **Restante** para que el temporizador se muestre en la pantalla de inicio en forma de tiempo transcurrido (avance) o restante (cuenta atrás). Por defecto, está ajustada la opción «Restante».
2. En **Organizar por**, seleccione **Orden alfabético** (por defecto) para organizar la lista de programas en orden alfabético o **3 más usados, luego alfa** para que los programas más usados permanezcan siempre a la vista y se pueda acceder a ellos fácilmente.

AVISO Los tres programas más usados pueden cambiar a medida que unos programas se usen más que otros.

3. Si quiere, active la casilla de verificación **Iniciar la centrifuga al cargar el programa** para que el programa se inicie (giro de la unidad) inmediatamente después de tocar el botón de un programa en la pantalla principal de «Programas» (tal como puede verse en la Figura 3-47 más adelante).

AVISO Si esta casilla de verificación se deja desactivada, el programa se cargará en la pantalla principal pero no se iniciará hasta que se toque el botón Inicio ► en la pantalla de inicio.

Previsualización de los parámetros de un programa

La pantalla principal de «Programas» permite acceder a una vista previa de los parámetros de un programa de la lista, para que pueda ver qué hace antes de ejecutarlo.

Para previsualizar un programa, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el botón **Ojo** 👁 al lado del programa que quiera previsualizar.
Se muestra la ventana emergente «Vista rápida del programa» de la Figura 3-43 .

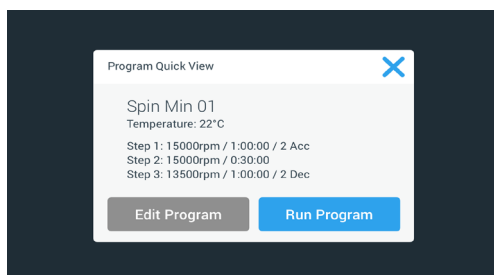


Figura 3-43: Programas -> Ventana emergente Vista rápida del programa

2. Si está de acuerdo con la configuración de los parámetros, toque el botón **Ejecutar programa** para ejecutar el programa de forma inmediata.

Si desea modificar el programa para adaptarlo a sus necesidades, toque el botón **Editar programa** y modifique los parámetros tal como se explica en la sección «Configuración y guardado de un programa» en página 3-20.

Si quiere que el programa no se ejecute todavía, toque el icono ✕ para cerrar la ventana emergente y regresar a la pantalla «Programas».

Edición de los parámetros de un programa

La pantalla principal de «Programas» permite modificar los parámetros de un programa de la lista, para que pueda adaptarlo a sus necesidades antes de ejecutarlo. Puede modificar la velocidad, el tiempo de funcionamiento, la temperatura (solo en los modelos con refrigeración) y los perfiles de aceleración y frenado, además de añadir y eliminar pasos y cambiar el nombre del programa.

Para editar un programa, proceda de la siguiente manera:

1. En la pantalla principal de «Programas», toque el botón **Lápiz**  al lado del programa que desea modificar. Se muestra la pantalla Editar Programa.

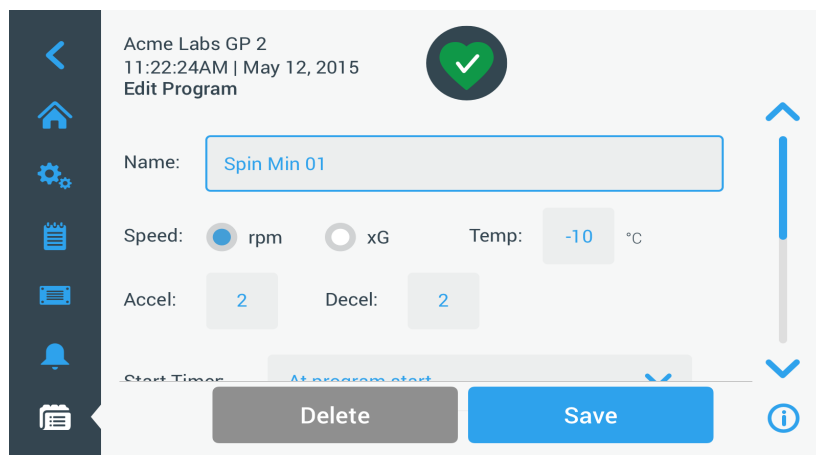



Figura 3-44: Programas -> Pantalla Editar programa

2. Para modificar el programa, edite los parámetros tal como se explica en la sección «Configuración y guardado de un programa» en página 3-20.
3. Para eliminar un paso del programa, desplácese hacia abajo hasta que se muestre el paso que desea eliminar.
4. Toque el botón **Menos**  situado en el extremo derecho del botón del programa. Aparece la ventana «Confirmación de borrado» que se muestra en la Figura 3-45.

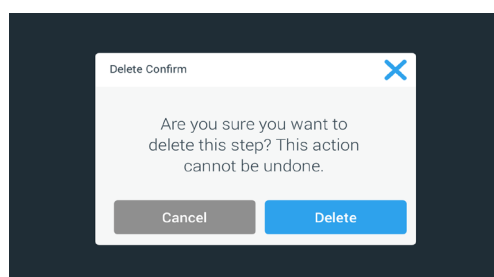



Figura 3-45: Programas -> Ventana Confirmación de borrado para un paso del programa

5. Vuelva a tocar **Eliminar** para eliminar el paso.
6. Cuando haya realizado todos los cambios, toque el botón **Guardar** para almacenarlos. Regresará a la pantalla principal de «Programas». El programa se ha modificado de acuerdo con los cambios realizados.

Eliminar un programa

En la pantalla principal de «Programas» se puede eliminar cualquiera de los programas de la lista para liberar espacio de almacenamiento.

Para eliminar un programa, proceda de la siguiente manera:

1. En la pantalla principal de «Programas», toque el botón **Lápiz**  al lado del programa que desea eliminar. Aparece la pantalla «Editar programa» mostrada en la Figura 3-44 más arriba.
2. Para eliminar el programa, toque el botón **Eliminar** en la pantalla «Editar programa». Aparece la ventana «Confirmación de borrado» que se muestra en la Figura 3-46 más abajo.

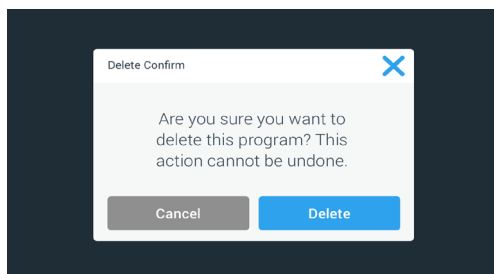



Figura 3-46: Programas -> Ventana Confirmación de borrado para un programa

3. Vuelva a tocar **Eliminar** para borrar el programa.

Regresará a la pantalla principal de «Programas». El programa se ha eliminado de la lista.

Ejecución de un programa

Los programas se ejecutan desde la pantalla «Programas» que se muestra en la Figura 3-47. Para abrir la pantalla «Programas», toque el botón de programas  en la barra de navegación izquierda de la pantalla táctil. Para ejecutar un programa existente, toque cualquiera de los botones de programa designados por el usuario que aparecen en la pantalla principal de «Programas». El ejemplo de la Figura 3-47 más abajo contiene tres programas creados por el usuario. Cuando se toca uno de los botones de programa, se muestra la pantalla de inicio; esto significa que se ha cargado el programa. Dependiendo de la configuración de los ajustes avanzados (véase «Configuración y guardado de un programa» en página 3-20), el programa hará que la unidad empiece a girar inmediatamente o se cargará y permanecerá en espera hasta que se pulse el botón «Inicio» en la pantalla de inicio.

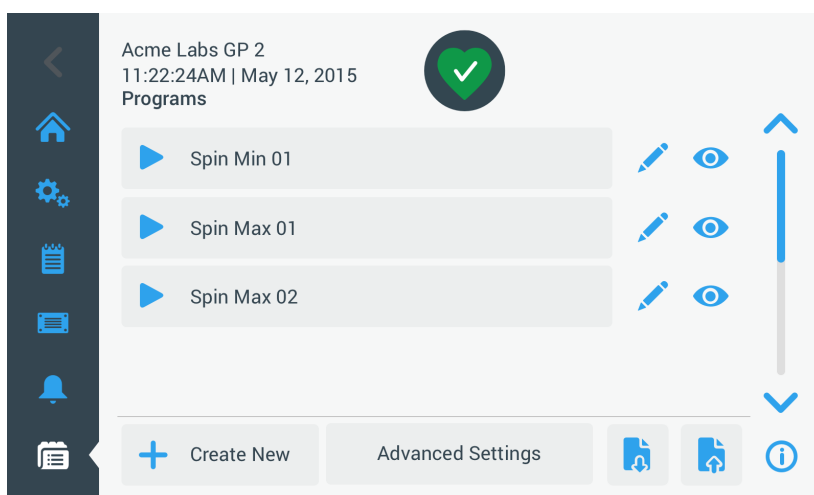




Figura 3-47: Pantalla Programas con los programas creados previamente

Para iniciar un programa almacenado anteriormente, proceda de la siguiente manera:

1. Cargue e instale el rotor.
Cierre la tapa.
2. Toque el botón **Programas**  en la barra de navegación.
Aparece la pantalla «Programas» con los programas disponibles, tal como se muestra en el ejemplo de la Figura 3-47.
3. Toque el icono **Reproducir**  en el botón del programa elegido.

AVISO Si la centrífuga todavía está en marcha, aparece la ventana emergente Unidad en marcha para preguntarle si desea cancelar el proceso actual e iniciar el nuevo programa.

En la centrífuga se muestra la pantalla de inicio. Existen dos opciones en función de la configuración seleccionada en «Ajustes avanzados» (véase la sección «Configuración y guardado de un programa» en página 3-20):

- a. Si la centrífuga está configurada para ejecutar los programas de forma inmediata, el programa se pondrá en marcha.
- b. Si la centrífuga está configurada para requerir una acción por parte del usuario, se le solicitará que toque el botón **Inicio de la pantalla de inicio para ejecutar el programa.**

Cuando termine de ejecutarse el programa, aparecerá la ventana emergente «Programa completo».

Compartir programas entre centrífugas

La pantalla principal de «Programas» contiene los botones «Importar» y «Exportar» que permiten exportar los programas creados en una centrífuga e importarlos en otra centrífuga de la misma serie y modelo. Inserte una unidad USB (como una memoria USB extraíble) en el puerto USB ubicado junto a la pantalla táctil de la centrífuga y, seguidamente, exporte los archivos, transfíralos y vuelva a importarlos en la segunda unidad.

Los archivos de programa se pueden exportar desde la pantalla «Exportar programas».



Figura 3-48: Programas -> Pantalla Exportar programas

La pantalla «Importar programas» permite importar los programas en la centrífuga de destino.

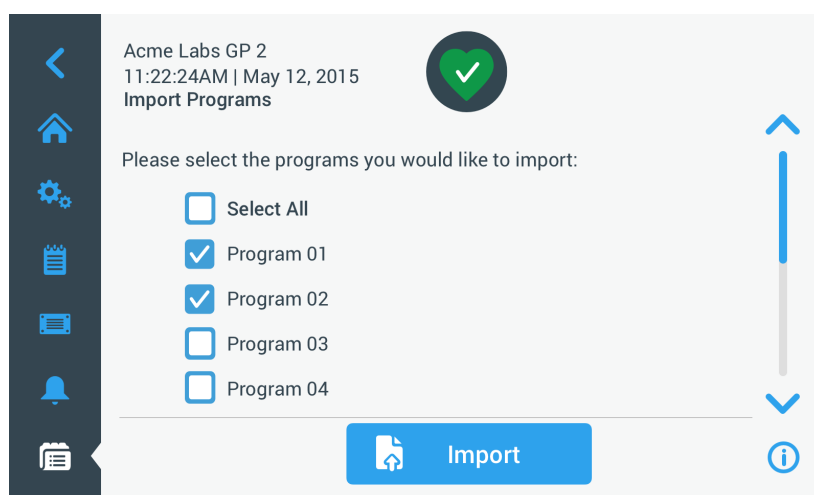




Figura 3-49: Programas -> Pantalla Importar programas

Exportar programas

Para exportar uno o varios programas, proceda de la siguiente manera:

1. Inserte en el puerto USB de la centrífuga una unidad USB con suficiente espacio libre.
2. Toque el botón **Programas**  en la barra de navegación. Aparece la pantalla «Programas» con los programas disponibles.
3. Toque el icono **Exportar**  en el borde inferior de la pantalla «Programas». Se muestra la pantalla Exportar programas.
4. Toque las casillas de verificación correspondientes a los programas que quiera exportar. Use **Seleccionar todo** para seleccionar todos los programas **o** desplácese por la pantalla y **active individualmente las casillas de verificación** correspondientes a los programas que desee.
5. Toque el botón **Exportar**.

AVISO Si no se ha insertado una unidad USB en el puerto USB de la centrífuga, aparece la ventana emergente «Exportar programas» solicitándole que inserte una unidad USB. Si fuera necesario, inserte la unidad USB en el puerto USB de la centrífuga.

Se iniciará el proceso de exportación, tal como se muestra en la ventana emergente «Exportar programas» de la Figura 3–50 más abajo. Contiene un mensaje de precaución avisándole que no retire la unidad USB y una barra de progreso de color verde y gris que permite controlar el progreso.

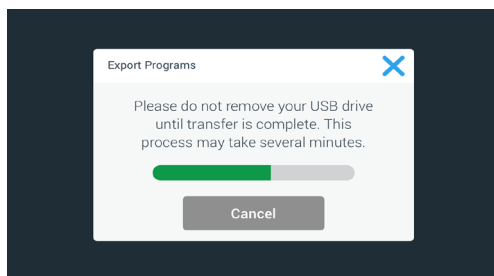


Figura 3–50: Programas -> Ventana emergente Exportar programas con barra de progreso

AVISO El proceso de exportación en curso se puede cancelar en cualquier momento tocando el botón Cancelar de la ventana emergente «Exportar programas» que se muestra en la Figura 3–50 anterior. Si lo hace, se cancelará el proceso de exportación y se mostrará el mensaje «Error de exportación». En este mensaje se indican todos los programas que no se han exportado correctamente.

AVISO Asegúrese de que la unidad USB no se retire del puerto USB durante el proceso de exportación. Si se retira la unidad USB, se cancelará el proceso de exportación y se mostrará el mensaje «Error de exportación». En este mensaje se indican todos los programas que no se han exportado correctamente.

AVISO Existe el riesgo de que la unidad USB se quede sin espacio de almacenamiento durante el proceso de exportación. Si esto sucede, se cancelará el proceso de exportación y se mostrará el mensaje «Error de exportación».

Cuando el proceso de exportación termina con éxito, se muestra la ventana emergente «Exportación completa» que puede verse en la Figura 3–51 más abajo.

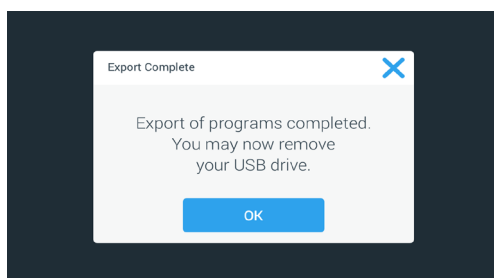



Figura 3–51: Programas -> Ventana emergente Exportación completa

6. Toque el botón **OK** para confirmar el mensaje y retire la unidad USB.

Los programas ya están listos para importarlos a otra centrífuga. En la unidad USB, ahora encontrará uno o más archivos nuevos con el nombre de archivo genérico **NombreUnidad_NombrePrograma_AAAA_MM_DD.csv** o **NombreUnidad_NombrePrograma_AAAA_MM_DD_01.csv**.

Importar programas

Para importar uno o varios programas desde una unidad USB, proceda de la siguiente manera:

1. Inserte la unidad USB que contiene los programas exportados en el puerto USB de la centrífuga.
2. Toque el botón **Programas**  en la barra de navegación. Aparece la pantalla Programas con los programas disponibles, tal como se muestra en el ejemplo de la Figura 3–47.

3. Toque el icono **Importación**  en el borde inferior de la pantalla Programas.

AVISO Si no se ha insertado una unidad USB en el puerto USB de la centrífuga, aparece la ventana emergente «Importar programas» de más abajo solicitándole que inserte una unidad USB. Si fuera necesario, inserte la unidad USB en el puerto USB de la centrífuga.

Se muestra la pantalla Importar programas.

4. Toque las casillas de verificación correspondientes a los programas que quiera importar. Use **Seleccionar todo** para seleccionar todos los programas o desplácese por la pantalla y **active individualmente las casillas de verificación** correspondientes a los programas que desee.
5. Toque el botón **Importación**. Si fuera necesario, inserte la unidad USB en el puerto USB de la centrífuga.

Se iniciará el proceso de importación, tal como se muestra en la ventana emergente «Importar programas» de la Figura 3–52 más abajo. Contiene un mensaje de precaución avisándole que no retire la unidad USB y una barra de progreso de color verde y gris que permite controlar el progreso.

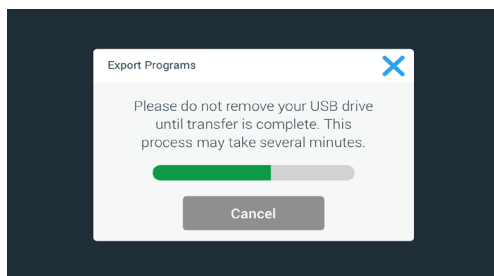


Figura 3–52: Programas -> Ventana emergente Importar programas con barra de progreso

AVISO El proceso de importación en curso se puede cancelar en cualquier momento tocando el botón Cancelar de la ventana emergente Importar programas. Si lo hace, se cancelará el proceso de importación y se mostrará el mensaje «Error de importación». En este mensaje se indican todos los programas que no se han importado correctamente.

AVISO Asegúrese de que la unidad USB no se retire del puerto USB durante el proceso de importación. Si se retira la unidad USB, se cancelará el proceso de importación y se mostrará el mensaje Error de importación. En este mensaje se indican todos los programas que no se han importado correctamente.

AVISO Existe la posibilidad de que la centrífuga se quede sin memoria durante el proceso de importación si se sobrepasa el número máximo admisible de programas. Si se da esta situación, se cancelará el proceso de importación y se mostrará el mensaje Error de importación. Repita el proceso de importación seleccionando menos programas o elimine programas de la centrífuga (véase «Eliminar un programa» en página 3-24) y vuelva a importar los programas que no se importaron.

AVISO Durante el proceso de importación, es posible que la centrífuga encuentre entradas duplicadas con el mismo nombre que programas existentes. Si se da esta situación, se cancelará el proceso de importación y se mostrará el mensaje Error de importación. Para solucionar este conflicto, toque el botón Sobrescribir que permite que los programas importados reemplacen a los programas existentes que tengan el mismo nombre. De la misma manera, puede tocar el botón Saltar para que se conserve el programa que está almacenado en la centrífuga. A continuación, cambie su nombre y repita el proceso de importación.

AVISO Durante el proceso de importación, la centrífuga verifica los programas que se importan y descarta aquellos que estén dañados y que no podrán ejecutarse. Si se da esta situación, se cancelará el proceso de importación y se mostrará el mensaje Error de importación.

6. Cuando el proceso de importación termina con éxito, se muestra la ventana emergente «Importación completa» que puede verse en la Figura 3–53 más abajo.

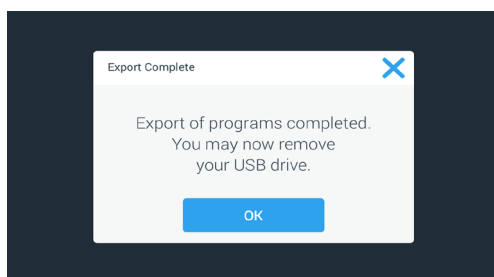



Figura 3–53: Programas -> Ventana emergente Importación completa

7. Toque el botón **OK** para confirmar el mensaje y retire la unidad USB. Los programas importados están listos para usarse.

3. 6. Ajustes

En esta sección se explica cómo configurar la centrífuga utilizando las opciones de la pantalla Ajustes generales. La pantalla «Ajustes generales» contiene ocho botones y se puede abrir por medio del icono **Ajustes**  de la barra de navegación. Siete de estos botones permiten acceder directamente a submenús en los cuales se pueden activar funciones adicionales, modificar los ajustes predeterminados de fábrica para adaptar la centrífuga a sus necesidades y modificar los elementos establecidos durante el proceso de configuración inicial.

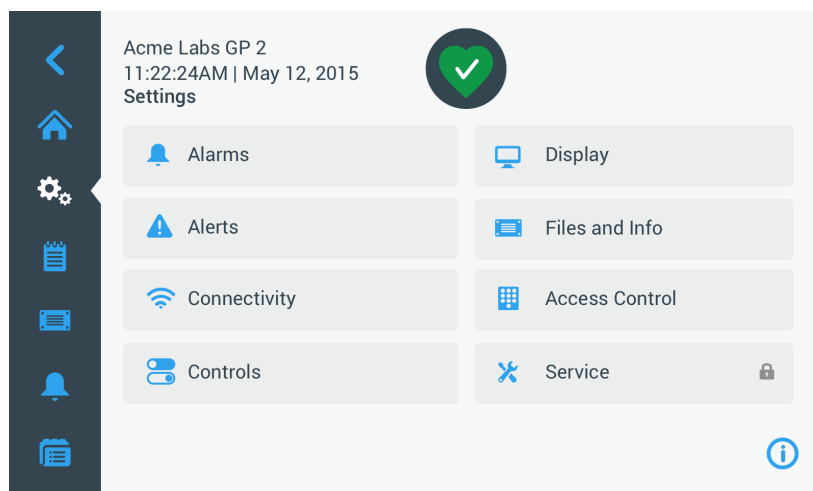


Figura 3–54: Pantalla principal Ajustes

Aunque la mayoría de los ajustes son accesibles para los usuarios normales, algunos requieren privilegios de usuario avanzado. Si se da esta situación, se le solicitará que introduzca una contraseña de administrador. El octavo botón (Servicio) está reservado a los técnicos de servicio de Thermo Fisher Scientific y requiere privilegios de usuario incluso más avanzado. Esto se indica por medio de un candado en el botón.

En las siguientes secciones encontrará instrucciones para usar las pantallas que se abren con los botones de la pantalla «Ajustes generales».

3. 6. 1. Alarmas

Al tocar el botón **Alarmas**  en la pantalla Ajustes se abre la pantalla Ajustes de alarmas.

En la pantalla «Ajustes de alarmas» se puede cambiar el volumen, el tono y el tiempo de varias alarmas acústicas de la centrífuga.

Las selecciones se realizan arrastrando un control deslizante o tocando las listas desplegables en la pantalla. Puede cambiar una, varias o todas las opciones antes de confirmar los ajustes seleccionados con el botón **Guardar** .





Intensidad de la alarma

El volumen del tono de alarma se puede modificar directamente en la pantalla «Ajustes de alarmas» tocando el icono **Altavoz del control deslizante y arrastrándolo hacia la izquierda para bajar el volumen o hacia la derecha para subirlo**.



Figura 3–55: Ajustes de alarmas ->Control deslizante del volumen de la alarma

Para modificar el volumen de la alarma, proceda de la siguiente manera:

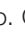

1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Alarmas**  en la pantalla Ajustes.
Como alternativa, también puede tocar el icono **Alarma** en la barra de navegación para abrir la pantalla Ajustes de alarmas.
3. Toque el control deslizante **Volumen de la alarma** y arrástrelo hacia la izquierda para bajar el volumen o hacia la derecha para subirlo. Como alternativa, puede tocar los botones  y  ubicados a ambos lados del control deslizante para subir o bajar el volumen.
Se reproduce brevemente el tono de alarma con el nuevo volumen seleccionado.
4. Guarde los cambios o realice cualquier otro cambio que desee en la pantalla «Ajustes de alarmas».

Tono de alarma

El tono de alarma para la ventana frontal se puede cambiar directamente en la pantalla principal «Ajustes de alarmas», tocando la lista desplegable Tono de alarma y seleccionando una de las tres opciones disponibles.

AVISO El nombre de las opciones puede variar según el país.



Para cambiar el tono de alarma, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Alarmas**  en la pantalla Ajustes.
Como alternativa, también puede tocar el icono **Alarma** en la barra de navegación para abrir la pantalla Ajustes de alarmas.
3. Toque el menú desplegable **Tono de alarma** y seleccione una opción.
Se reproduce brevemente el tono de alarma seleccionado.
Guarde los cambios o realice cualquier otro cambio que desee en la pantalla «Ajustes de alarmas».

Alarmas de temperatura alta y baja

En la pantalla «Ajustes de alarmas» se pueden modificar los umbrales de la alarma de temperatura alta y baja (solo en los modelos con refrigeración) para la temperatura de la cámara de centrifugado. Para ello, toque las listas desplegables «Alarma de temperatura alta» y «Alarma de temperatura baja» y seleccione una de las tres opciones disponibles. El ajuste del umbral de alarma es relativo al valor nominal de temperatura y se adapta cada vez que se modifica la temperatura nominal.



Para modificar las alarmas de temperatura alta y baja, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Alarmas**  en la pantalla Ajustes.
Como alternativa, también puede tocar el icono **Alarma** en la barra de navegación para abrir la pantalla Ajustes de alarmas.
3. Toque el menú desplegable **Alarmas de temperatura alta y baja** y seleccione una opción.
Se activa el umbral seleccionado para «Alarma de temperatura alta/baja».
4. Guarde los cambios o realice cualquier otro cambio que desee en la pantalla «Ajustes de alarmas».

Tiempo límite de silenciamiento

Se puede definir el periodo de tiempo durante el cual la alarma permanece silenciada después de tocar el botón **Silenciar** directamente en la pantalla principal «Ajustes de alarmas». Esta operación se realiza tocando la lista desplegable «Tiempo límite de silenciamiento» y seleccionando luego uno de los tres periodos disponibles.

Para modificar el periodo del tiempo límite de silenciamiento, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Alarmas**  en la pantalla Ajustes.
Como alternativa, puede tocar el icono **Alarma** en la barra de navegación para abrir la pantalla Ajustes de alarmas.
3. Toque el menú desplegable **Tiempo límite de silenciamiento** y seleccione el periodo de tiempo durante el cual quiere que se silencie la alarma al tocar el botón **Silenciar**.
El periodo de tiempo de la lista desplegable «Tiempo límite de silenciamiento» cambia al nuevo ajuste.
4. Guarde los cambios o realice cualquier otro cambio que desee en la pantalla «Ajustes de alarmas».

3. 6. 2. Alertas

Al tocar el botón **Alertas**  en la pantalla Ajustes se abre la pantalla Ajustes de alertas.

En la pantalla «Ajustes de alertas» se puede cambiar el volumen de la alerta, el tono y comportamiento de los mensajes de estado de la centrífuga.

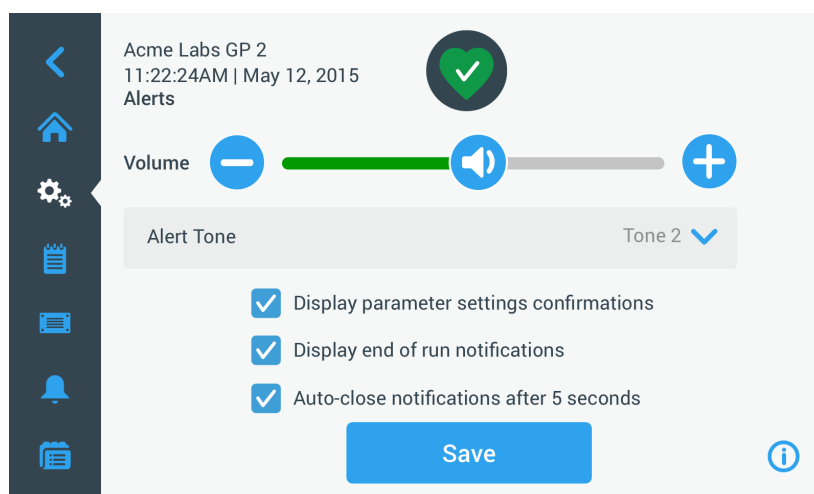


Figura 3-56: Ajustes -> Pantalla Alertas





Intensidad del tono de la alerta

El volumen del tono de alerta se puede modificar directamente en la pantalla «Ajustes de alertas» tocando el icono **Altavoz** del control deslizante que se muestra en la Figura 3-57 más abajo y arrastrándolo hacia la izquierda para bajar el volumen o hacia la derecha para subirlo.



Figura 3-57: Ajustes de alertas ->Control deslizante del volumen de la alerta

Para modificar el volumen de la alerta, proceda de la siguiente manera:



1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Alertas**  en la pantalla Ajustes.
3. Toque el control deslizante **Volumen de la alerta** y arrástrelo hacia la izquierda para bajar el volumen o hacia la derecha para subirlo. Como alternativa, puede tocar los botones  y  ubicados a ambos lados del control deslizante para subir o bajar el volumen.
Se reproduce brevemente el tono de alerta con el nuevo volumen seleccionado.
4. Guarde los cambios o realice cualquier otro cambio que desee en la pantalla «Ajustes de alertas».

Tono de alerta

El tono de alerta para la ventana frontal se puede cambiar directamente en la pantalla principal «Ajustes de alertas», tocando la lista desplegable «Tono de alerta» y seleccionando una de las tres opciones disponibles.

AVISO El nombre de las opciones puede variar según el país.

Para cambiar el tono de alerta, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Alertas**  en la pantalla Ajustes.
Como alternativa, también puede tocar el icono **Alerta** en la barra de navegación principal para abrir la pantalla Ajustes de alertas.
3. Toque el menú desplegable **Tono de alerta** y seleccione una opción.
Se reproduce brevemente el tono de alerta seleccionado.
4. Guarde los cambios o realice cualquier otro cambio que desee en la pantalla «Ajustes de alertas».

Casillas de verificación de la alerta

La pantalla «Ajustes de alertas» contiene tres casillas de verificación:

1. Active o desactive la casilla de verificación «Mostrar confirmación de los ajustes de los parámetros».

Esta casilla de verificación está activada de forma predeterminada y muestra una ventana emergente de confirmación «Guardar» cada vez que se modifica un valor nominal principal, incluyendo el tiempo de funcionamiento, la temperatura, la velocidad y el perfil de aceleración y de frenado.

Esta casilla de verificación se puede desactivar para que no se muestren las notificaciones de confirmación «Guardar» al modificar los parámetros del tiempo de funcionamiento, la temperatura, la velocidad, los perfiles de aceleración y frenado. En ese caso, el botón Guardar tendrá efecto de forma inmediata. Para otros parámetros, por ejemplo al cambiar los ajustes de alarmas y alertas, seguirán apareciendo las confirmaciones «Guardar».
2. Active o desactive la casilla de verificación «Mostrar notificaciones de final de ejecución».

Esta casilla de verificación está activada de forma predeterminada y muestra una ventana emergente de notificación «Fin de la ejecución» cada vez que finaliza un proceso de centrifugado, ya sea normal o de un programa. Esta casilla se puede desactivar para deshabilitar el mensaje Fin de la ejecución.
3. Active o desactive la casilla de verificación «Cerrar notificaciones automáticamente después de 5 s».

Esta casilla está activada de forma predeterminada y cierra automáticamente todas las notificaciones «Guardar», «Fin de la ejecución» e «Importar/Exportar» al cabo de 5 segundos si no se produce ningún tipo de actividad.

Esta casilla se puede desactivar para solicitar al usuario una pulsación manual del botón **OK** o del icono **X** de la esquina superior derecha de la pantalla del mensaje correspondiente.
4. Guarde los cambios o realice cualquier otro cambio que desee en la pantalla «Ajustes de alertas».

3. 6. 3. Limitación de acceso

Al tocar el botón **Control de acceso**  en la pantalla Ajustes se abre la pantalla Control de acceso.

La pantalla «Control de acceso» permite cambiar entre el modo abierto y el modo seguro.

Por defecto, la centrífuga se encuentra en el modo abierto, por lo que no es necesario introducir ninguna contraseña para acceder a la unidad y utilizarla. Cuando está activado el modo seguro, se solicita una contraseña a todos los usuarios que quieran acceder a las funciones avanzadas de la centrífuga o modificar los ajustes (véase la Tabla 3-2 para obtener una lista completa).

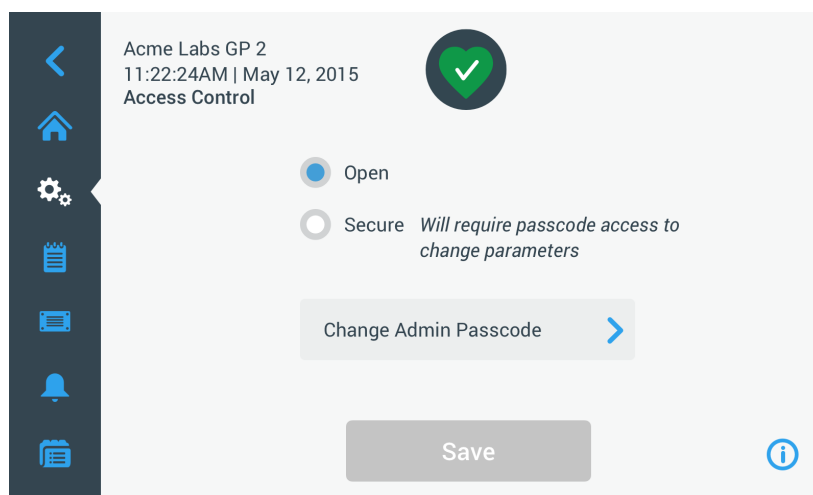


Figura 3-58: Ajustes -> Pantalla Control de acceso

En el modo seguro, se muestra un botón Login en la esquina superior derecha de la pantalla táctil. Si se toca un icono o botón de una función protegida con contraseña sin haber iniciado sesión, se le solicitará que introduzca la contraseña y que inicie sesión.

AVISO Las pantallas «Configuración de fábrica» y «Certificación de campo» son las únicas que requieren una contraseña específica diferente de la contraseña de administrador. Estas pantallas están reservadas para el servicio técnico de Thermo Fisher Scientific.

La siguiente comparativa de los modos abierto y seguro contiene información sobre cuándo es necesario iniciar sesión con una contraseña.

Acción	Contraseña requerida en el modo abierto	Contraseña requerida en el modo seguro
Configurar parámetros y poner en marcha la unidad	No	No
Ejecutar programas	No	No
Crear, editar y eliminar programas	No	Sí
Modificar los ajustes de la pantalla	No	Sí
Modificar los ajustes del control	No	Sí
Modificar los ajustes de alarma	No	Sí
Modificar los ajustes de alerta	No	Sí
Ver y exportar el registro de eventos	No	No
Conectar la unidad a una red física	No	Sí
Ver la pantalla Archivos e información	No	No
Silenciar las alarmas	No	No
Confirmar las alarmas y alertas	No	No

Tabla 3-2: Requisitos de inicio de sesión con contraseña en los modos abierto y seguro




Si cambia del modo abierto al modo seguro, cuando toque el botón Guardar se le solicitará que introduzca la contraseña de administrador para poder confirmar el cambio. Todas las unidades se envían con la misma contraseña de administrador preajustada de fábrica, que se puede consultar en el manual.

Cambio de la contraseña de administrador

Si necesita cambiar la contraseña predeterminada, vaya a la pantalla «Control de acceso» y toque el botón **Cambiar contraseña de administrador**.

AVISO La contraseña de administrador predeterminada es «00000».


Para cambiar la contraseña de administrador, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Control de acceso**  en la pantalla Ajustes.
Aparece la pantalla «Control de acceso» que se muestra en la Figura 3-58 más arriba.
3. Toque el botón **Cambiar contraseña de administrador** en la pantalla Control de acceso.
Se muestra un cuadro solicitando que introduzca la contraseña de administrador actual.
4. Introduzca la contraseña de administrador «antigua» utilizando el teclado.
Se muestra otro mensaje solicitando que introduzca la nueva contraseña de administrador.
5. Introduzca la nueva contraseña de administrador utilizando el teclado.
6. Se muestra un tercer mensaje solicitando que vuelva a introducir la nueva contraseña de administrador.
7. Vuelva a introducir la nueva contraseña de administrador con el teclado para confirmarla.
Regresará a la ventana Control de acceso. Se ha cambiado del modo abierto al seguro, y el botón Save se ha vuelto de color azul para indicar que ahora se pueden guardar los cambios.
8. Toque el botón **Guardar** para almacenar la nueva contraseña.
9. Se muestra la ventana emergente «Contraseña cambiada» indicando que se ha modificado la contraseña.
10. Para aplicar los cambios, toque el botón **OK** en la ventana emergente que aparece. El icono  permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
11. Anote la nueva contraseña de administrador como referencia para el futuro.

Cambio al modo seguro

El cambio del modo de acceso Abrir a Seguro se realiza desde la pantalla Control de acceso, por medio del botón de opción **Seguro**.

Para cambiar la contraseña de administrador, proceda de la siguiente manera:

1. Si no conoce la contraseña, busque la Contraseña de administrador predeterminada de fábrica en el manual del usuario. Consulte «Cambio de la contraseña de administrador» en página 3-33.
2. Toque el icono **Ajustes** en la barra de navegación.
3. Toque el botón **Control de acceso**  en la pantalla Ajustes.
Se muestra la pantalla Control de acceso.

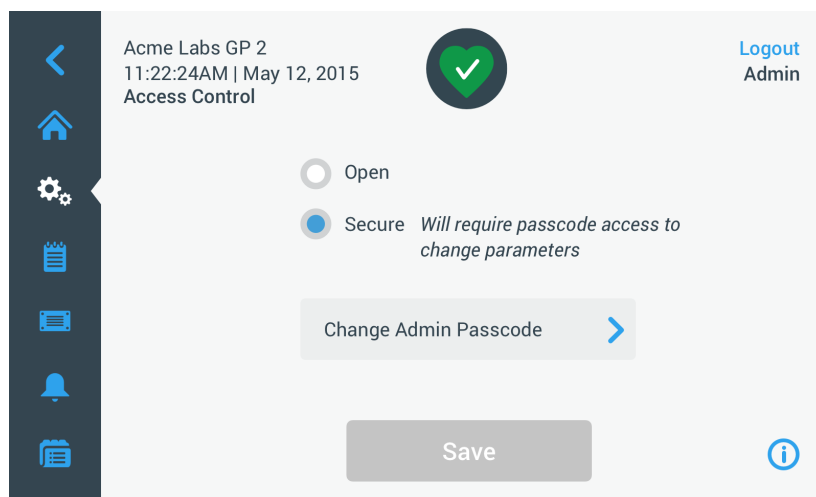


Figura 3-59: Ajustes -> Control de acceso: Pantalla Control de acceso en el modo seguro

4. Toque el botón **Seguro** en la pantalla Control de acceso.
Se muestra un mensaje solicitando que introduzca la contraseña de administrador actual.
Regresará a la ventana Control de acceso. Se ha cambiado del modo abierto al seguro, y el botón Save se ha vuelto de color azul para indicar que ahora se pueden guardar los cambios.
5. Toque el botón **Guardar** para almacenar la nueva contraseña.
Se muestra la ventana emergente «Modo de acceso cambiado correctamente» indicando que se ha cambiado correctamente al modo seguro y que, en adelante, se solicitará una contraseña.
6. Para confirmar los cambios realizados, toque el botón **OK** en la ventana emergente. El icono **X** permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
Regresará a la pantalla Control de acceso. Ahora, en la esquina superior derecha de la ventana «Control de acceso» hay una opción para cerrar sesión y se indica el nombre del usuario. También es nuevo el botón Crear contraseña de usuario que se muestra junto al botón Cambiar contraseña de administrador.

Cambio de las contraseñas de usuario

Tras haber iniciado sesión con la contraseña de administrador, el botón Crear contraseña de usuario disponible en el modo seguro permite crear contraseñas diferentes para otros usuarios. Estos usuarios pueden manejar la centrifuga, pero no pueden modificar ningún ajuste.

3. 6. 4. Controles

Al tocar el botón **Controles** en la pantalla Ajustes se abre la pantalla Controles. La pantalla «Controles» contiene ocho botones que permiten personalizar el comportamiento de los controles y los elementos de indicación de la pantalla de inicio para adaptarlos a sus necesidades, modificando la configuración predeterminada de fábrica. La pantalla «Controles» incluye las siguientes opciones:

- Valores nominales
- Modo de valores nominales
- Ver hora como
- Personalización de pulsos
- Apertura automática de la tapa
- Compresor apagado (solo en los modelos con refrigeración)
- Programación
- Cubeta rotor

La pantalla «Controles» contiene más opciones de las que caben en la pantalla. Por este motivo, también cuenta con una barra de desplazamiento a la derecha. Toque la barra de desplazamiento y arrástrela para ver las opciones que no se muestran.

Valores nominales

El botón **Valores nominales** abre una pantalla que permite introducir los valores nominales predeterminados que se muestran en los campos de velocidad, aceleración, frenado y temperatura en la pantalla de inicio cuando se enciende la centrifuga o cuando la centrifuga deja de girar después de un proceso. Introduciendo sus propios valores puede modificar los valores predeterminados de fábrica para que se adapten mejor a sus necesidades.

En el «Modo avanzado» puede seleccionar en qué modo temporizado debe trabajar la centrífuga de forma predeterminada: ACE, Temporizado o Continuo. El modo estándar solo permite un valor nominal de tiempo.

Tabla 3-3 se muestran los elementos de la pantalla «Valores nominales» y se explican sus funciones.

Campo/s	Función
	Campo Velocidad: permite configurar un valor nominal para el cuadro de velocidad de la pantalla de inicio. El valor se introduce en rpm o x g, de acuerdo con la opción seleccionada con los botones de selección de la derecha.
	Campo Acel.: permite seleccionar nueve perfiles de aceleración del 1 al 9 (por defecto está seleccionado el 1) para el cuadro de aceleración de la pantalla de inicio. «1» corresponde al perfil de aceleración más lento y «9» al más rápido.
	Campo Fren.: permite seleccionar diez perfiles de frenado del 0 al 9 (por defecto está seleccionado el 1) para el cuadro de frenado de la pantalla de inicio. «1» corresponde al perfil de frenado más lento y «9» al más rápido, mientras que «0» permite que la centrífuga se frene sin la intervención activa del frenado.
	Campo Hora en el modo estándar: utilice este campo para ajustar un valor nominal predeterminado para el cuadro de tiempo en la pantalla de inicio. Campo Hora en el modo avanzado: utilice este campo para ajustar un valor nominal predeterminado para el cuadro de tiempo en la pantalla de inicio y un comportamiento predeterminado para los procesos de centrifugado (véase «Ajuste del tiempo de funcionamiento» en página 3-8).
	Campo Temp (solo en los modelos con refrigeración): permite configurar un valor nominal para el cuadro de temperatura de la pantalla de inicio.
	Campo Iniciar temporizador: utilice este campo para seleccionar si el tiempo establecido debe iniciarse cuando se ponga en marcha la centrífuga o cuando finalice la fase de aceleración.

Tabla 3-3: Ajustes -> Ajustes de controles -> Explicación de los elementos de la pantalla Valores nominales

Valores nominales para los modos estándar y avanzado

Si la centrífuga está configurada para funcionar en el modo estándar (véase la sección «Modo de valores nominales» en página 3-36), aparece la pantalla «Valores nominales: Estándar».

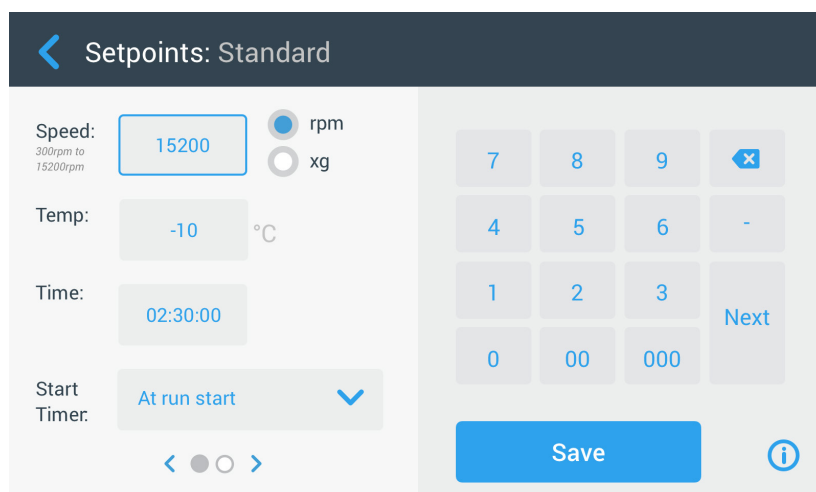


Figura 3-60: Ajustes -> Controles -> Pantalla Valores nominales: Estándar para una centrífuga refrigerada

AVISO Las centrífugas ventiladas no tienen el campo «Temp».

Si la centrífuga está configurada para funcionar en el modo avanzado (véase la siguiente sección «Modo de valores nominales» en página 3-36), en su lugar se muestra la pantalla «Valores nominales: Avanzado».

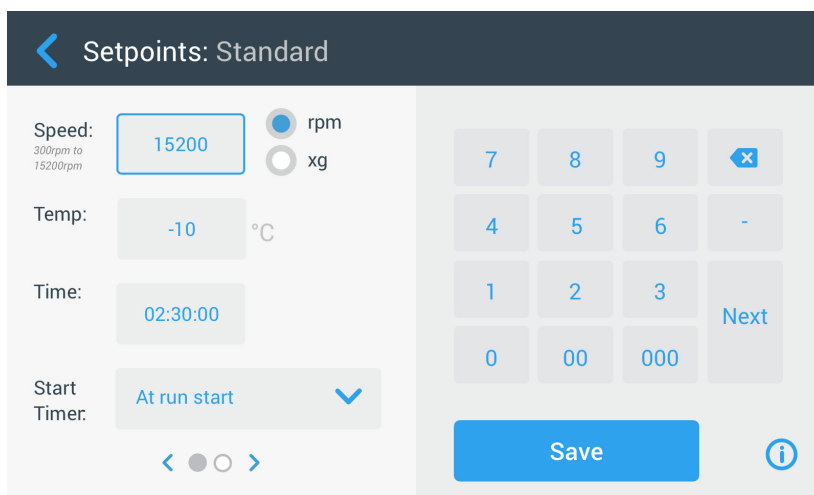


Figura 3-61: Ajustes -> Controles -> Pantalla Valores nominales: Avanzado para una centrifuga ventilada

Para modificar los valores nominales en los modos estándar y avanzado, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Ajustes** en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Controles** en la pantalla Ajustes.
Se muestra la pantalla Controles.
3. Toque el botón **Valores nominales**.
Aparece la pantalla «Valores nominales: Estándar» o la pantalla «Valores nominales: Avanzado» que se muestra en la Figura 3-61 más arriba.
4. Para modificar el valor nominal predeterminado que se muestra en el cuadro correspondiente de la pantalla de inicio, toque el campo de entrada e introduzca el valor predeterminado que desee con el teclado de la derecha.
El valor anterior se reemplazará inmediatamente en cuanto empiece a introducir los dígitos con el teclado.
5. Toque **Siguiente** en el teclado para ir al campo de entrada del siguiente valor nominal.
Si se ha introducido un valor de velocidad correcto, el cursor pasará al siguiente campo.
Si la centrifuga no puede funcionar con el valor nominal que se ha introducido, se mostrará la advertencia Fuera de rango debajo del campo de entrada del valor nominal, tal como puede verse en el ejemplo de la Figura 3-62 más adelante. No podrá continuar hasta que se haya introducido un valor nominal aceptable.

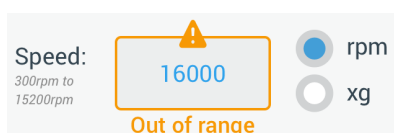


Figura 3-62: Ajustes -> Controles -> Pantalla Valores nominales: Alerta de valor fuera de rango

6. Toque el botón **Guardar** para almacenar los nuevos valores nominales.
Aparecerá una ventana emergente informando que los valores nominales se han cambiado correctamente.
7. Para aplicar los cambios, toque el botón **OK** en la ventana emergente que aparece. El icono permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
Regresará a la pantalla Controles.
Los nuevos valores nominales se mostrarán en los cuadros correspondientes de la pantalla de inicio.

Modo de valores nominales

Este botón permite elegir si la centrifuga debe funcionar en el modo estándar de los valores nominales (ajustes de fábrica) o en el avanzado. El modo estándar permite usar la centrifuga en un único modo temporizado, mientras que el modo avanzado permite seleccionar el modo de tiempo que se quiere usar antes de poner en marcha la centrifuga.

Para cambiar entre los modos estándar y avanzado, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Ajustes** en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Controles** en la pantalla Ajustes.
Se muestra la pantalla Controles.



3. Toque el menú **Modo de valores nominales** y seleccione «Avanzado» para modificar los valores o «Estándar» para usar los valores predeterminados de fábrica.
4. Toque el botón **Guardar** para almacenar el nuevo modo de valores nominales.
Aparecerá una ventana emergente informando que el modo de valores nominales se ha cambiado correctamente.
5. Para aplicar los cambios, toque el botón **OK** en la ventana emergente que aparece. El icono **X** permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
Regresará a la pantalla Controles.
Si ha seleccionado el modo avanzado, al tocar el campo **Hora** en la pantalla de inicio se añadirá a la pantalla un selector rotativo con opciones de temporizado.
Si se ha restablecido el modo estándar, no se mostrará el selector rotativo con las opciones de temporizado.
6. Para obtener información sobre cómo personalizar el modo estándar o avanzado, consulte la sección anterior «Valores nominales» en página 3-34.

Ver hora como


El botón **Ver hora como** permite seleccionar si el contador del cuadro de tiempo de la pantalla de inicio debe avanzar hacia adelante o ir cuenta atrás cuando la centrífuga está en marcha. Están disponibles las siguientes opciones:



- Transcurrido: el temporizador avanza hacia delante en el modo continuo o hasta el valor nominal configurado en los procesos temporizados.
- Restante: el temporizador cuenta hacia atrás hasta cero desde el tiempo nominal ajustado.

Para cambiar entre los modos del temporizador hacia adelante y cuenta atrás, proceda de la siguiente manera:





1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Controles**  en la pantalla Ajustes.
Se muestra la pantalla Controles.
3. Toque el menú **Ver hora como** y seleccione **Transcurrido** para que el temporizador avance hacia adelante (ajuste de fábrica) o **Restante** para que cuente hacia atrás.
4. Toque el botón **Guardar** para almacenar el nuevo modo del temporizador.
Aparecerá una ventana emergente informando que el modo del temporizador se ha cambiado correctamente.
5. Para aplicar los cambios, toque el botón **OK** en la ventana emergente que aparece. El icono **X** permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
Regresará a la pantalla Controles.

Personalización de pulsos

El botón **Personalización de pulsos** abre la pantalla «Personalización de pulsos», que permite configurar el comportamiento predeterminado del botón «Pulso»  de la pantalla de inicio. Están disponibles las siguientes opciones para personalizar el botón Pulso:

- Continuo (ajuste de fábrica): con esta opción, la centrífuga funciona de manera continua a la velocidad predeterminada (para obtener información sobre cómo ajustar la velocidad predeterminada, consulte la sección «Valores nominales» en página 3-34) hasta que se detiene tocando el botón Pulso  o el botón Parada  de la pantalla de inicio.
- Velocidad máx.: esta opción hace que la centrífuga gire a la velocidad máxima y luego se detenga.
- 15 s, 30 s, 1 min: estas opciones retrasan el inicio del contador de tiempo hasta que se haya alcanzado la velocidad máxima.

Para seleccionar el comportamiento del botón Pulso , proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Controles**  en la pantalla Ajustes.
Se muestra la pantalla Controles.
3. Toque el botón **Personalización de pulsos**.
Se muestra la pantalla Personalización de pulsos.
4. Seleccione una opción.
5. Toque el botón **Guardar** para almacenar el nuevo modo para el botón Pulso .
Aparecerá una ventana emergente informando que el botón Pulso  se ha personalizado correctamente.



- Para aplicar los cambios, toque el botón **OK** en la ventana emergente que aparece. El icono **X** permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
Regresará a la pantalla Controles.

Apertura automática de la tapa

Este menú permite programar la tapa de la centrífuga para que permanezca cerrada o para que se desbloquee automáticamente cuando finalice el proceso. La lista desplegable solo contiene dos opciones:

- **Sí:** la tapa se desbloqueará automáticamente al finalizar el proceso de centrifugado.
- **No:** la tapa permanecerá cerrada al finalizar el proceso de centrifugado.

Para cambiar entre el modo de apertura automática y de cierre de la tapa, proceda de la siguiente manera:

- Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
- Toque el botón **Controles**  en la pantalla Ajustes.
Se muestra la pantalla Controles.
- Toque el menú **Apertura automática de la tapa** y seleccione **Sí** para que se desbloquee la tapa o **No** para que la tapa permanezca cerrada (ajuste de fábrica).
- Toque el botón **Guardar** para almacenar la configuración predeterminada de apertura y cierre de la tapa.
Aparecerá una ventana emergente informando que el ajuste se ha guardado correctamente.
- Para aplicar los cambios, toque el botón **OK** en la ventana emergente que aparece. El icono **X** permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
Regresará a la pantalla Controles.

Compresor apagado



El botón **Compresor apagado** abre la pantalla Compresor apagado. En las centrífugas refrigeradas, esta pantalla permite configurar un temporizador de bajo consumo que apaga el compresor después de un periodo de inactividad seleccionable.

AVISO Esta pantalla no está disponible en los modelos ventilados.

Las siguientes opciones están disponibles para el temporizador de inactividad del compresor:

- **Nunca** (ajuste de fábrica): esta opción mantiene el compresor en marcha mientras la centrífuga está encendida, para que pueda pulsar el botón de pretemperación de la pantalla de inicio e comenzar inmediatamente con la pretemperación de las muestras.
- **30 min, 1 h, 4 h, 8 h:** estas opciones apagan automáticamente el compresor después del periodo de inactividad seleccionado. Al tocar el botón de pretemperación en la pantalla de inicio ahorrará energía, sin embargo, es posible que tenga que esperar a que el compresor arranque antes de que se inicie el proceso de pretemperación de las muestras.

Para activar el temporizador de inactividad del compresor, proceda de la siguiente manera:



- Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
- Toque el botón **Controles**  en la pantalla Ajustes.
Se muestra la pantalla Controles.
- Toque el botón **Compresor apagado**.
Aparece la pantalla «Compresor apagado».
- Seleccione una opción.
- Toque el botón **Guardar** para almacenar el nuevo temporizador de inactividad para el compresor.
Aparecerá una ventana emergente informando que el temporizador del compresor se ha ajustado correctamente.
- Para aplicar los cambios, toque el botón **OK** en la ventana emergente que aparece. El icono **X** permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
Regresará a la pantalla Controles.

Programación



El botón **Programación** abre la pantalla «Programación», que permite configurar la centrífuga para que se encienda y/o se apague automáticamente a cualquier hora una vez por día durante la semana.

Se puede programar una hora de «Encendido automático» y una de «Apagado automático» y activar una o ambas inmediatamente, o mantener una o ambas desactivadas para otro momento.

Programación del encendido automático

1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Controles**  en la pantalla Ajustes.
Se muestra la pantalla Controles.
3. Toque el botón **Programación** en la pantalla Controles.
Se muestra la pantalla Programación.
Si todavía no se ha configurado ningún programa, tanto el «Encendido automático» como el «Apagado automático» estarán deshabilitados.
4. Toque el botón **Editar** de la opción «Encendido automático» para empezar a configurar un programa.
Se muestra la pantalla Editar encendido automático.
5. Toque un día de la semana; por ejemplo L(unés).
6. Toque **AM** o **PM** para seleccionar el momento del día
AVISO La distinción AM/PM no se muestra si el botón de selección de la pantalla «Ajustes -> Visualizar -> Hora» está ajustado en 24 h (véase «Hora» en página 3-43 para obtener más información).
7. Toque el campo **Hora encendido** e introduzca la hora del día a la que quiere que se ponga en marcha la centrifuga.
8. Si lo desea, toque el campo **Temp** (solo en los modelos con refrigeración) y ajuste la temperatura objetivo para la pretemperación.
AVISO Preste atención a la nota sobre el enfriamiento y tome precauciones para asegurarse de que la tapa esté cerrada a la hora de inicio especificada.
9. Toque más días y repita este procedimiento para todos los días de la semana que necesite.
10. Toque el botón **Guardar** para almacenar el nuevo «Encendido automático» para la centrifuga.
Aparecerá una ventana emergente que le advierte del riesgo de que los charcos de condensación se congelen en la cámara de centrifugado.
AVISO Observe la advertencia sobre la condensación y tome precauciones para evitar que la misma se congele en el interior de la cámara de centrifugado.
11. Para confirmar los cambios realizados, toque el botón **OK** en la ventana emergente que se muestra arriba.
Regresará a la pantalla «Programación».
12. En la pantalla «Programación», toque **el control deslizante** encima del campo del programa para que cambie a **Activado**.
El programa «Encendido automático» está activado y la centrifuga se encenderá automáticamente a las horas especificadas.

Programación del apagado automático

1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Controles**  en la pantalla Ajustes.
Se muestra la pantalla Controles.
3. Toque el botón **Programación** en la pantalla Controles.
Se muestra la pantalla Programación.
Si todavía no se ha configurado ningún programa, tanto el «Encendido automático» como el «Apagado automático» estarán deshabilitados.
4. Toque el botón **Editar** de la opción «Apagado automático» para empezar a configurar un programa.
Se muestra la pantalla Editar apagado automático.
5. Seleccione el/los día/s de la semana y configure las horas de parada tal como se explica más arriba para «Encendido automático».
6. Si lo desea, toque la casilla de verificación **Apertura automática de la tapa** para que la tapa se abra automáticamente al finalizar el proceso de centrifugado.
AVISO Observe las notas acerca de cómo una tapa abierta interfiere con el «Encendido automático» y de la necesidad de abrir la tapa junto con el «Apagado automático»

7. Toque más días y repita este procedimiento para todos los días de la semana que necesite.
8. Toque el botón **Guardar** para almacenar el nuevo «Encendido automático» para la centrifuga.
Si ha seleccionado la opción «Apertura automática de la tapa», se mostrará una ventana emergente para avisarle que la tapa abierta puede interferir en el siguiente programa «Encendido automático».

AVISO Observe la advertencia sobre la tapa abierta y tome las precauciones necesarias para asegurarse de que la tapa se cierre antes de que se haga efectivo el siguiente programa «Apagado automático»

9. Para confirmar los cambios realizados, toque el botón **OK** en la ventana emergente que se muestra arriba. Regresará a la pantalla «Programación».
10. En la pantalla «Programación», toque **el control deslizante** encima del campo del programa para que cambie a **Activado**.

El programa de apagado automático está ahora activado. La centrifuga se apagará automáticamente a las horas especificadas.

Los dos controles deslizantes situados sobre los campos «Encendido automático» y «Apagado automático» muestran el texto «Activado» (véase Figura 3–63).

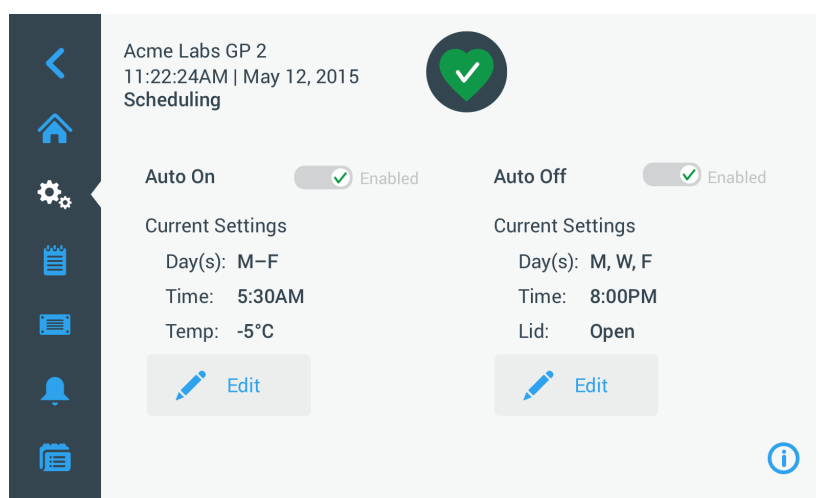





Figura 3–63: Ajustes -> Pantalla Programación con todos los programas desactivados

Cubeta rotor


El botón **Cubeta rotor** abre la pantalla «Cubeta rotor». La pantalla «Cubeta rotor» permite activar y seleccionar la cubeta predeterminada para la solicitud de detección del rotor (véase «Identificación del rotor y de las cubetas» en página 2-10). Según nuestra experiencia, muchos usuarios prefieren un tipo específico de cubeta para cada rotor. Identificar esa cubeta como opción predeterminada en la solicitud de detección del rotor permitirá ahorrar un tiempo muy valioso durante el proceso de configuración.

Si no fuera necesario confirmar el tipo de cubeta en la solicitud de detección del rotor porque no se usan cubetas de otro tipo, también se puede desactivar totalmente el mensaje del tipo de cubeta.

Para seleccionar la cubeta predeterminada para el rotor, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Controles**  en la pantalla Ajustes.
Se muestra la pantalla Controles.
3. Toque el botón **Cubeta rotor**.
Se muestra la pantalla Cubeta rotor.
4. Toque una de las listas desplegables para seleccionar un tipo de cubeta diferente.
Si no fuera necesario confirmar el tipo de cubeta en la solicitud de detección del rotor, desactive la casilla de verificación «Solicitar cubeta para...» al principio de cada proceso.
5. Toque el botón **Guardar** para almacenar las opciones predeterminadas para la solicitud de detección del rotor.
Aparecerá una ventana emergente informando que el ajuste se ha guardado correctamente.
6. Para aplicar los cambios, toque el botón **OK** en la ventana emergente que aparece. El icono  permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
Regresará a la pantalla Controles.

3. 7. Visualizar

Al tocar el botón **Visualizar**  en la pantalla Ajustes se abre la pantalla Visualizar. La pantalla «Visualizar» contiene varios botones que permiten modificar los ajustes de fábrica personalizando las propiedades generales de visualización de todas las pantallas de la interfaz gráfica de usuario con el fin de adaptarlas a sus necesidades. La pantalla «Visualizar» incluye las siguientes opciones:

- Brillo
- Idioma
- Fecha/hora auto
- Fecha
- Hora
- Región
- Nombre de la unidad

La pantalla «Visualizar» contiene más opciones de las que caben en la pantalla. Por este motivo, también cuenta con una barra de desplazamiento a la derecha.

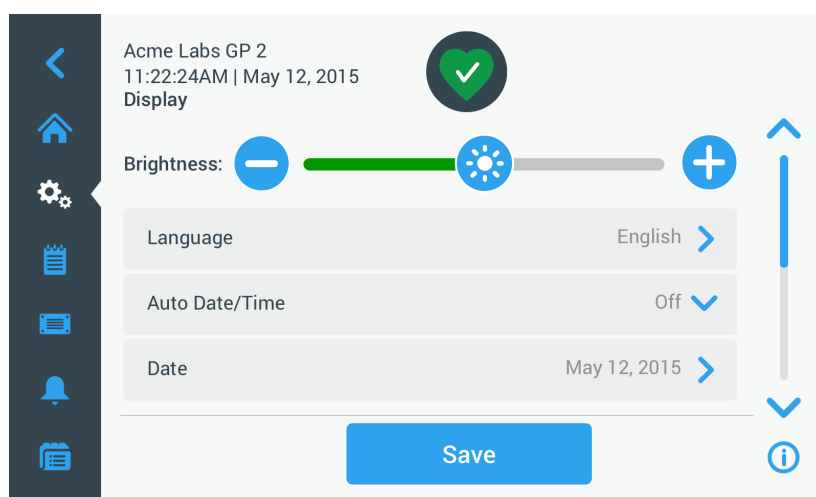


Figura 3-64: Ajustes -> Pantalla Visualizar

Toque la barra de desplazamiento y arrástrela para ver las opciones que no se muestran.

Las selecciones se realizan arrastrando un control deslizando o tocando las **listas desplegables** en la pantalla. Puede cambiar una, varias o todas las opciones antes de confirmar los ajustes seleccionados con el botón **Guardar**.

3. 7. 1. Brillo

Si las condiciones de iluminación dificultan la lectura de la unidad de visualización de la centrífuga, se puede modificar el brillo directamente en la pantalla «Visualizar». Para ello, arrastre el control deslizando «Brillo».

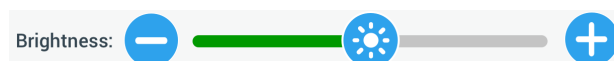






Figura 3-65: Ajustes -> Pantalla Visualizar -> Brillo

Para modificar el brillo, proceda de la siguiente manera:



1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Visualizar**  en la pantalla Ajustes.
Se muestra la pantalla Visualizar.
3. Toque el control deslizando **Brillo** y arrástrelo hacia la izquierda para reducirlo o hacia la derecha para aumentarlo. Como alternativa, puede tocar los botones  y  ubicados a ambos lados del control deslizando para subir o bajar el volumen.
La pantalla se oscurece o se ilumina a medida que arrastre el control deslizando.
Si se realiza algún cambio, se activa el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
4. Cuando haya terminado de ajustar el brillo, toque el botón **Guardar** para almacenar el nuevo ajuste de brillo para la unidad de visualización.

- Para aplicar los cambios, toque el botón **OK** en la ventana emergente que aparece. El icono **X** permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
Regresará a la pantalla Visualizar.

3. 7. 2. Idioma

El botón **Idioma** de la pantalla de configuración «Visualizar» abre la pantalla «Idioma», donde se puede seleccionar un idioma de visualización diferente del inglés (que es la opción configurada de fábrica). Este ajuste sobrescribe el idioma de visualización seleccionado durante la configuración inicial (véase «Arranque inicial» en página 1-12).

Para cambiar el idioma de visualización, proceda de la siguiente manera:



- Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
- Toque el botón **Visualizar**  en la pantalla Ajustes.
Se muestra la pantalla Visualizar.
- Toque el botón **Idioma** en la pantalla Visualizar.
Se muestra la pantalla «Idioma» con un selector rotativo para que seleccione un idioma de visualización.
- Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por el selector para seleccionar el idioma (por defecto está ajustado el idioma inglés).
Si se realiza algún cambio, se activa el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
- Cuando haya seleccionado el idioma, toque el botón **Guardar**.
- Para aplicar los cambios, toque el botón **OK** en la ventana emergente que aparece. El icono **X** permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
Podrá ver que se ha modificado el idioma de visualización en la interfaz gráfica de usuario.
Regresará a la pantalla Visualizar.

3. 7. 3. Fecha/hora auto

Si la centrífuga está conectada a una red de área local (LAN) a través del puerto Ethernet, la opción «Fecha/hora auto» permite sincronizar la información de fecha, hora y región de la centrífuga con la red activa.

AVISO La configuración «Fecha/hora auto» sobrescribe y desactiva los ajustes separados para fecha, hora y región que se describen en las siguientes secciones. Si desea ajustar manualmente la fecha, la hora y/o la región, es necesario desactivar este parámetro.


Para activar y desactivar el ajuste automático de la fecha y la hora, proceda de la siguiente manera:

- Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
- Toque el botón **Visualizar**  en la pantalla Ajustes.
Se muestra la pantalla Visualizar.
- Toque el menú desplegable **Fecha/hora auto** y seleccione On para activar la sincronización automática de la fecha y la hora, u Off para desactivarla (en cuyo caso tendrá que ajustar manualmente la fecha, la hora y la región).
Si se realiza algún cambio, se activa el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
- Cuando haya terminado, toque el botón **Guardar** para almacenar el nuevo ajuste para la centrífuga.
- Para aplicar los cambios, toque el botón **OK** en la ventana emergente que aparece. El icono **X** permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
Regresará a la pantalla Visualizar.
Cuando «Fecha/hora auto» está activado, los botones Fecha, Hora y Región están atenuados en color gris.

3. 7. 4. Fecha

El botón **Fecha** de la pantalla «Visualizar» abre la pantalla «Fecha». La pantalla «Fecha» permite definir la fecha que se muestra en el correspondiente campo de la zona de estado e información en la parte superior de la pantalla de inicio.

Para ajustar la fecha, proceda de la siguiente manera:

- Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
- Toque el botón **Visualizar**  en la pantalla Ajustes.
- Toque el botón **Fecha** en la pantalla «Visualizar».



Se muestra la pantalla Fecha con un selector rotativo para que establezca la fecha.

4. Toque el botón de opción **MM/DD/YYYY**, **DD/MM/YYYY** o **YYYY/MM/DD** en el lado izquierdo de la pantalla para seleccionar un formato de fecha.
Los segmentos de los selectores rotativos se reordenan para reflejar el formato de fecha seleccionado. Por ejemplo, si selecciona el botón de opción DD/MM/YYYY, el selector rotativo cambiará a 28 | Jul | 2018.
5. Toque las flechas hacia arriba y hacia abajo o deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la rueda para seleccionar el mes, día y año actuales con cada uno de los tres selectores rotativos.
Si se realiza algún cambio, se activa el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
6. Cuando haya terminado de ajustar la fecha, toque el botón **Guardar**.
7. Para aplicar los cambios, toque el botón **OK** en la ventana emergente que aparece. El icono **X** permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
Regresará a la pantalla Visualizar.

3. 7. 5. Hora

El botón **Hora** de la pantalla «Visualizar» abre la pantalla «Hora». La pantalla «Hora» permite definir la hora del día que se muestra en el correspondiente campo de la zona de estado e información en la parte superior de la pantalla de inicio.

Para ajustar la hora, proceda de la siguiente manera:



1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Visualizar**  en la pantalla Ajustes.
3. Toque el botón **Hora** en la pantalla Visualizar.
Se muestra la pantalla «Hora» con un selector rotativo de tres segmentos para que establezca la hora del día.
4. Si quiere, toque el botón de opción **24hr Display** en el lado izquierdo de la pantalla para seleccionar el formato Hora Central Europea (CET, 24 horas). (El formato de hora predeterminado es de 12 horas con AM/PM).
Los segmentos de los selectores rotativos se reordenan para reflejar el formato de Hora Central Europea (CET; 24 horas).
5. Toque las flechas hacia arriba y hacia abajo o deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en cada una de las ruedas para seleccionar la hora actual en horas y minutos.
Si se realiza algún cambio, se activa el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
6. Cuando haya terminado de ajustar la hora, toque el botón **Guardar**.
7. Para aplicar los cambios, toque el botón **OK** en la ventana emergente que aparece. El icono **X** permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
Regresará a la pantalla Visualizar.

3. 7. 6. Región

El botón **Región** de la pantalla «Visualizar» abre la pantalla «Región». La pantalla «Región» permite ajustar la región en la que se encuentra su laboratorio para garantizar que se respeta el cambio de horario de verano/invierno en las visualizaciones de hora de la centrífuga, y para que la hora se actualice automáticamente cuando se produzca el cambio entre los horarios de verano e invierno.

Esto evita las molestias de tener que adelantar y atrasar la hora manualmente dos veces al año y mejora la precisión de los datos en los diagramas y el registro de eventos.

Para seleccionar la región, proceda de la siguiente manera:



1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Visualizar**  en la pantalla Ajustes.
3. Toque el botón **Región** en la pantalla Visualizar.
Aparecerá la pantalla «Región» solicitándole que introduzca su región y que especifique si debe aplicarse el cambio de horario de verano e invierno.
4. Toque el campo **Ciudad/país** e introduzca las tres primeras letras de la ciudad más grande y próxima a su ubicación.
El sistema iniciará la búsqueda tomando como referencia esas tres primeras letras y le propondrá una lista de países y ciudades.
Si introduce o selecciona una ciudad o país que no utiliza el cambio de horario de verano e invierno, el sistema desactivará automáticamente la casilla de verificación «Aplicar horario de verano/invierno».

5. Si desea desactivar manualmente el cambio del horario de verano e invierno, desactive la casilla «Aplicar horario de verano/invierno». (Por defecto, esta opción está activada).
Si se realiza algún cambio, se activa el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
6. Cuando haya terminado de ajustar la hora, toque el botón **Guardar**.
7. Para confirmar los cambios realizados, toque el botón **OK** en la ventana emergente que se muestra. El icono **X** permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
Regresará a la pantalla Visualizar.

3. 7. 7. Nombre de la unidad

El botón **Nombre de la unidad** abre la pantalla «Nombre de la unidad», que permite definir un nombre para la centrífuga que se mostrará encima del campo de fecha/hora en la zona de estado e información en la parte superior de la pantalla de inicio.

Para cambiar el nombre de la unidad, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Ajustes**  en la barra de navegación.
2. Toque el botón **Visualizar**  en la pantalla Ajustes.
3. Toque el botón **Nombre de la unidad** en la pantalla Visualizar.
Se mostrará la pantalla «Nombre de la unidad», solicitándole que introduzca un nombre para la centrífuga.
4. Observe el campo Nombre de la unidad:
Si previamente no se había definido ningún nombre para la unidad, en el campo Nombre de la unidad se mostrará Pulse para entrar.
Si previamente se había definido un nombre para la unidad, se muestra en el campo Nombre de la unidad.
5. Toque el campo **Nombre de la unidad** para que se muestre el teclado.
Si previamente no se había definido ningún nombre para la unidad, se mostrará un cursor en el campo Nombre de la unidad y se le solicitará que escriba uno.
Si previamente se había definido un nombre para la unidad, se seleccionará para sobrescribirlo.
6. Introduzca el nombre que quiera para la unidad.
7. Cuando haya terminado de escribir, realice una de las operaciones siguientes:
 - a. Toque el botón **Guardar** del teclado.
 - b. Toque cualquier punto fuera del teclado y el campo «Nombre de la unidad» para ocultar el teclado y, a continuación, toque el botón **Guardar** en la parte inferior de la pantalla.
8. Para aplicar los cambios, toque el botón **OK** en la ventana emergente que aparece. El icono **X** permite cerrar esta ventana y salir sin guardar.
Regresará a la pantalla Visualizar.

3. 8. Registros

El botón **Registros** de la barra de navegación abre la pantalla principal «Registros» que puede verse en la Figura 3–66 más abajo. La pantalla principal «Registros» es el punto de acceso a todos los datos operativos que registra la centrífuga.

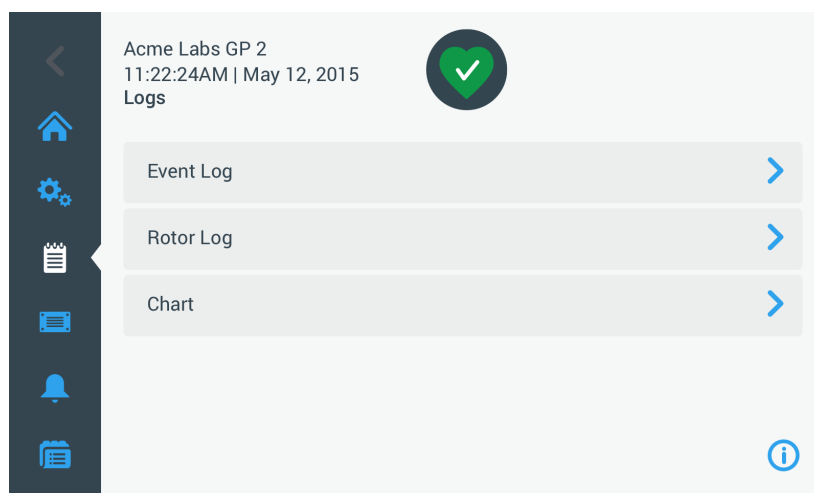


Figura 3–66: Pantalla principal Registros

La pantalla principal «Registros» contiene tres botones que abren pantallas detalladas de registro en las cuales se pueden ver y examinar los datos:

- [Registro de eventos](#), que se describe en la siguiente sección.
- [Protocolo del rotor](#), que se describe en la sección «Protocolo del rotor» en página 3-47.
- [Diagrama](#), que se describe en la sección «Diagrama» en página 3-48.

3. 8. 1. Registro de eventos

El botón **Registro de eventos** de la pantalla principal «Registros» abre la pantalla «Registro de eventos» que puede verse en la Figura 3–67 a continuación. La pantalla «Registro de eventos» contiene los 100 últimos eventos registrados por la centrífuga junto con la hora de ocurrencia, e incluye tanto condiciones de funcionamiento normales como anómalas (por ejemplo, alarmas). Los eventos más recientes se muestran al principio de la lista, y los más antiguos al final. Cuando el registro de la centrífuga llega a los 100 eventos, los eventos más recientes sobrescriben a los más antiguos.

Junto a la lista de eventos hay un menú desplegable que permite filtrar el registro para que solo se muestren los eventos pertenecientes a clases seleccionadas.

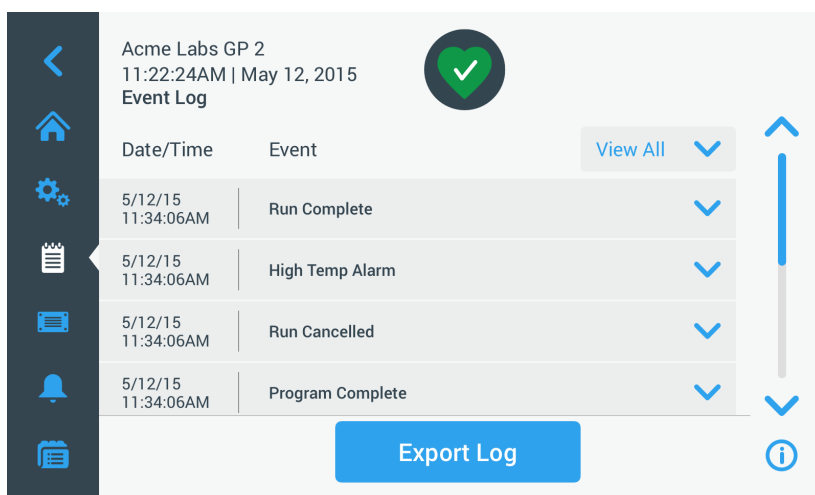


Figura 3–67: Pantalla Registro de eventos

Puede tocar cualquier línea para expandirla y ver información adicional sobre un evento específico.

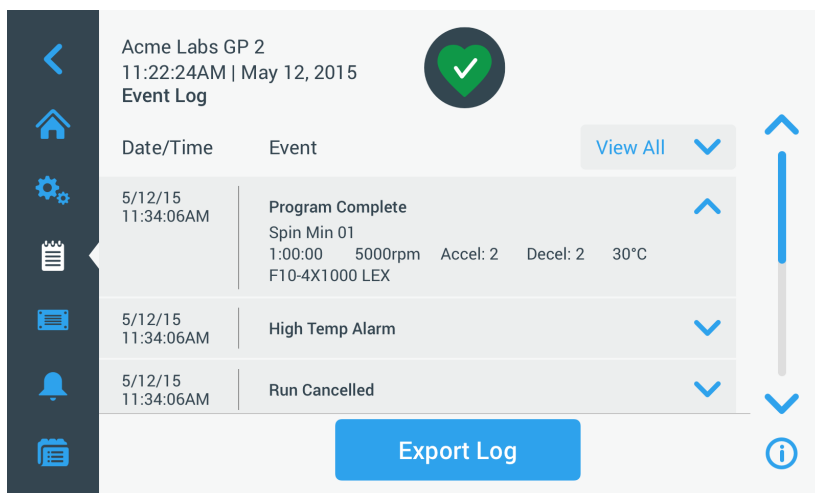


Figura 3–68: Pantalla Registro de eventos con un evento expandido

Asimismo, también es posible exportar los datos del registro de eventos en formato CSV para procesarlos en hojas de cálculo, o en formato PDF para poder visualizarlos e imprimirlos rápidamente.

Visualización de los eventos

Para desplazarse por la lista de eventos y ver información más detallada, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Registros** en la barra de navegación.
Se muestra la pantalla principal Registros.
2. Toque el botón **Eventos**.
Se muestra la pantalla Registro de eventos .

3. Si fuera necesario, toque y arrastre la barra de desplazamiento ubicada a la derecha de la lista para ver más eventos.
4. Toque la flecha ubicada a la derecha de cada uno de los elementos de la lista para ver más información sobre el elemento en cuestión.
5. Toque el menú desplegable **Ver todo** para abrir una lista de opciones de filtrado.
6. Toque una casilla de verificación para desactivar una clase de eventos completa.

AVISO Para no tener que realizar tantas operaciones, puede tocar la casilla de verificación «Ver todo» para desactivar todas las opciones y, a continuación, activar las pocas que quiera conservar.

AVISO La casilla de verificación «Ver todo» se desactiva automáticamente cuando al desactivar cualquiera de las otras opciones. Si no está satisfecho con las opciones seleccionadas, puede tocar «Ver todo» y repetir la selección.


7. Toque cualquier punto fuera del menú desplegable del filtro para regresar a la pantalla «Registro de eventos». Verá que se ha reducido el contenido de la lista de eventos en la pantalla «Registro de eventos» y que el título del menú desplegable ha cambiado a «Filtro activado».
8. Si desea quitar el filtro y mostrar todos los eventos, toque **Filtro activado** para abrir el menú desplegable del filtro y vuelva a activar la opción «Ver todo».

AVISO El filtro no se guarda. La próxima vez que acceda a la pantalla «Registro de eventos» después de salir de ella, verá que se vuelven a mostrar todos los eventos.

9. Toque el botón **Diagrama** para ver los eventos en forma de un diagrama (véase «Visualización de los diagramas» en página 3-48).

Exportación del registro de eventos

Para exportar el registro de eventos, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Registros**  en la barra de navegación.
Se muestra la pantalla principal Registros.
2. Toque el botón **Eventos**.
Se muestra la pantalla Registro de eventos.
3. Toque el botón **Exportar registro** para iniciar la exportación del registro de eventos.
Se mostrará la pantalla «Exportar registro de eventos» con las opciones de exportación disponibles.
4. Seleccione **CSV** si desea procesar los datos del registro de eventos en una hoja de cálculo, o **PDF** si quiere que se genere un documento que se pueda visualizar e imprimir rápidamente.
5. Toque el menú desplegable **Eventos para exportar** y filtrar los eventos tal como se explica más arriba en la sección «Visualización de los eventos» en página 3-45.
6. Para seleccionar un rango de fechas, toque **1 día, 7 días, 60 días** o **Personalizado**.
Al tocar Personalizado se muestran dos campos de entrada de datos adicionales que permiten seleccionar un periodo de tiempo específico para la exportación.
7. Toque el icono **Calendario** al lado del campo Desde.
Aparecerá el selector rotativo «Inicio del rango de fechas personalizado:» que se muestra a la izquierda,
8. Utilizando el selector rotativo, ajuste la fecha que desee en el calendario (por ejemplo, el 15 de abril de 2015).
9. Toque el botón **Establecer fecha de inicio** para confirmar la selección,
Regresará a la pantalla «Exportar registro de eventos».
10. Toque el botón **Establecer fecha de finalización** para confirmar la selección,
Regresará a la pantalla «Exportar registro de eventos» de más arriba.
11. Toque el botón **Exportar** en la pantalla «Exportar registro de eventos» para iniciar la exportación,
Se iniciará el proceso de exportación, tal como se indica en la ventana emergente «Exportar registro de eventos». Contiene un mensaje de precaución avisándole que no retire la unidad USB y una barra de progreso de color verde y gris que permite controlar el progreso. Si no se ha insertado una unidad USB en el puerto USB de la centrífuga, aparece la ventana emergente «Exportar registro de eventos» solicitándole que inserte una unidad USB..

AVISO El proceso de exportación en curso se puede cancelar en cualquier momento tocando el botón Cancelar en la ventana emergente «Exportar registro de eventos». Si lo hace, se cancelará el proceso de exportación y se mostrará el mensaje «Exportación cancelada». Confirme el mensaje y, si fuera necesario, modifique la selección del registro de eventos antes de repetir el proceso de exportación.

AVISO Asegúrese de que la unidad USB no se retire del puerto USB durante el proceso de exportación. Si lo hace, se cancelará el proceso de exportación y se mostrará el mensaje «Error de exportación».

AVISO Existe el riesgo de que la unidad USB se quede sin espacio de almacenamiento durante el proceso de exportación. Si esto sucede, se cancelará el proceso de exportación y se mostrará el mensaje «Error de exportación». Libere espacio en la unidad USB y vuelva a exportar el registro de eventos.

Cuando la exportación se completa correctamente, se muestra la ventana emergente «Exportación completa». Toque el botón **OK** para confirmar el mensaje y retire la unidad USB.

En la unidad USB encontrará un archivo nuevo con el nombre de archivo genérico **NombreUnidad_RegistroEventos_AAAA_MM_DD.csv** o **NombreUnidad_RegistroEventos_AAAA_MM_DD.pdf**.

3. 8. 2. Protocolo del rotor

El botón **Registro del rotor** de la pantalla principal «Registros» abre la pantalla «Registro del rotor». La pantalla «Registro del rotor» registra cuántas veces se han usado los diferentes tipos de rotores (cubetas) en la centrífuga actual y genera una advertencia siempre que un rotor alcanza el final de su vida útil.

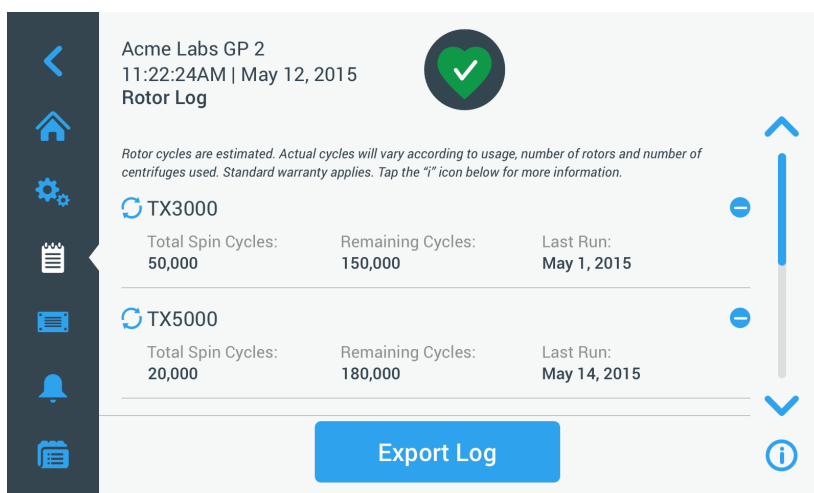


Figura 3-69: Pantalla Registro del rotor


Siempre que se instala un nuevo rotor en la unidad, el registro del rotor se actualiza con la siguiente información:

- Nombre del rotor (si todavía no se había indicado)
En el caso de los rotores de cubetas basculantes, el nombre del rotor también debe incluir el tipo de cubeta identificado por el usuario (véase «Identificación del rotor y de las cubetas» en página 2-10). Por ejemplo, el nombre de un rotor TX-750 con cubetas redondas sería TX-750 (Cubeta redonda - 75003608).
- Total ciclos de giro (la frecuencia con que se ha hecho girar el tipo de rotor en la centrífuga actual).
- Ciclos restantes (número de veces que todavía se puede hacer girar el tipo de rotor en la centrífuga actual).
- Último proceso (última fecha de uso del tipo de rotor en la unidad actual).

Eliminación de un rotor del registro

La pantalla «Registro del rotor» permite eliminar un rotor del registro (por ejemplo, cuando un rotor llega al final de su vida útil).


Para eliminar un tipo de rotor del registro, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el símbolo **Menos**  a la derecha de la entrada del rotor:
Se mostrará la ventana emergente «Eliminar rotor» solicitándole que confirme la eliminación.
2. Toque el botón **Eliminar** para confirmar.

Reinicio del contador del rotor


La pantalla «Registro del rotor» permite poner a cero el contador de ciclos de un tipo de rotor.

Para reiniciar el contador de un tipo de rotor, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el símbolo de **Reinicio**  a la izquierda del nombre del tipo de rotor:
Se mostrará la ventana emergente «Reiniciar contador» solicitándole que confirme la operación.
2. Toque el botón **Restablecer** para confirmar.

Exportación del registro del rotor

Para exportar el registro del rotor, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Registros**  en la barra de navegación.
Aparece la pantalla principal «Registros» que se muestra en la Figura 3–66 más arriba.
2. Toque el botón **Protocolo del rotor** .
Se muestra la pantalla Protocolo del rotor.
3. Toque el botón **Exportar registro del rotor** para iniciar la exportación del registro del rotor.
Se iniciará el proceso de exportación, tal como se indica en la ventana emergente «Exportar registro del rotor» de más abajo. Contiene un mensaje de precaución avisándole que no retire la unidad USB y una barra de progreso de color verde y gris que permite controlar el progreso. Si no se ha insertado una unidad USB en el puerto USB de la centrífuga, aparecerá la ventana emergente «Exportar registro del rotor» solicitándole que inserte una unidad USB. Si fuera necesario, inserte la unidad USB en el puerto USB de la centrífuga.

AVISO El proceso de exportación en curso se puede cancelar en cualquier momento tocando el botón Cancelar de la ventana emergente «Exportar registro del rotor» de más arriba. Si lo hace, se cancelará el proceso de exportación y se mostrará el mensaje «Exportación cancelada». Confirme el mensaje y, si fuera necesario, repita el proceso de exportación.

AVISO Asegúrese de que la unidad USB no se retire del puerto USB durante el proceso de exportación. Si lo hace, se cancelará el proceso de exportación y se mostrará el mensaje «Error de exportación». Vuelva a insertar la unidad USB y repita el proceso de exportación.

AVISO Existe el riesgo de que la unidad USB se quede sin espacio de almacenamiento durante el proceso de exportación. Si esto sucede, se cancelará el proceso de exportación y se mostrará el mensaje «Error de exportación». Libere espacio en la unidad USB y repita el proceso de exportación.

Cuando la exportación se completa correctamente, se muestra la ventana emergente «Exportación completa». Toque el botón **OK** para confirmar el mensaje y retire la unidad USB.

En la unidad USB encontrará un archivo nuevo con el nombre de archivo genérico **NombreUnidad_DatosRegistroRotor_AAAA_MM_DD.csv**.

3. 8. 3. Diagrama

El botón **Diagrama** de la pantalla principal «Registros» abre la pantalla «Diagrama». La pantalla «Diagrama» contiene una lista con los 100 últimos procesos de la centrífuga. Los procesos más recientes se muestran al principio de la lista, y los más antiguos al final. Cuando la centrífuga llega a los 100 procesos, los procesos más recientes sobrescriben a los más antiguos.

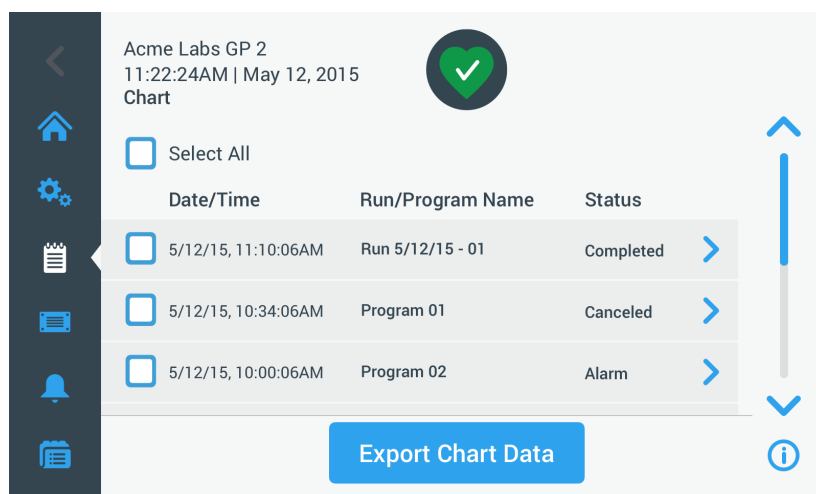



Figura 3–70: Pantalla Diagrama

En la pantalla Diagrama se pueden realizar dos operaciones:

- Tocar una línea de la lista para que se muestre el diagrama correspondiente al proceso seleccionado
- Seleccionar todos los procesos o procesos individuales y exportar los datos

Visualización de los diagramas

Para ver un diagrama detallado de un proceso concreto, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Registros**  en la barra de navegación.
Se muestra la pantalla principal Registros.

2. Toque el botón **Diagrama**.
Se muestra la pantalla Diagrama.
3. Si fuera necesario, toque y arrastre la barra de desplazamiento ubicada a la derecha de la lista para ver más diagramas.
4. Toque el **elemento de la lista de diagramas** que quiera ver.
Se muestra la pantalla detallada «Diagrama». El eje izquierdo contiene los datos de velocidad y el derecho los de temperatura (solo en los modelos con refrigeración; en los modelos ventilados solo se muestra la velocidad).

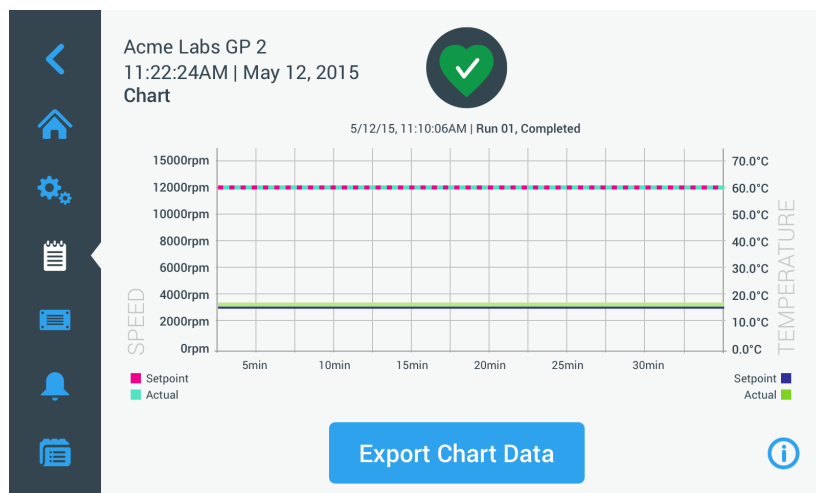


Figura 3-71: Pantalla detallada Diagrama

5. Realice gestos con los dedos para desplazarse por el diagrama:
 - » Acerque y separe los dedos para ampliar y reducir el zoom.
 - » Deslice hacia la izquierda y hacia la derecha para retroceder en el tiempo o para regresar hacia el momento actual.
 - » Toque y arrastre para desplazarse hasta un periodo de tiempo específico.

Exportación de los datos de un diagrama

Para exportar los datos de un diagrama, proceda de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Registros** en la barra de navegación.
Se muestra la pantalla principal Registros.
2. Toque el botón **Diagrama**.
Se muestra la pantalla Diagrama.
3. Si fuera necesario, toque y arrastre la barra de desplazamiento ubicada a la derecha de la lista hasta localizar el diagrama deseado.
4. Para **Seleccionar procesos** individualmente, active las casillas de verificación al lado de cada uno de los elementos que quiere exportar o toque la casilla de verificación **Seleccionar todo** en la parte superior de la pantalla para seleccionar todos los procesos disponibles.
5. Toque el botón **Exportar datos de diagrama** para iniciar la exportación de los diagramas seleccionados.
Se iniciará el proceso de exportación, tal como se indica en la ventana emergente «Exportar datos de diagrama» de más adelante. Contiene un mensaje de precaución avisándole que no retire la unidad USB y una barra de progreso de color verde y gris que permite controlar el progreso. Si no se ha insertado una unidad USB en el puerto USB de la centrífuga, aparece la ventana emergente «Exportar datos de diagrama» solicitándole que inserte una unidad USB. Si fuera necesario, inserte la unidad USB en el puerto USB de la centrífuga.

AVISO El proceso de exportación en curso se puede cancelar en cualquier momento tocando el botón Cancelar de la ventana emergente «Exportar datos de diagrama». Si lo hace, se cancelará el proceso de exportación y se mostrará el mensaje «Exportación cancelada». Confirme el mensaje y, si fuera necesario, modifique la selección de diagramas antes de repetir el proceso de exportación.

AVISO Asegúrese de que la unidad USB no se retire del puerto USB durante el proceso de exportación. Si lo hace, se cancelará el proceso de exportación y se mostrará el mensaje «Error de exportación».

AVISO Existe el riesgo de que la unidad USB se quede sin espacio de almacenamiento durante el proceso de exportación. Si esto sucede, se cancelará el proceso de exportación y se mostrará el mensaje «Error de exportación». Libere espacio en la unidad USB y repita el proceso de exportación con una nueva selección de diagramas.

Cuando la exportación se completa correctamente, se muestra la ventana emergente «Exportación completa». Toque el botón **OK** para confirmar el mensaje y retire la unidad USB.

En la unidad USB encontrará un archivo nuevo con el nombre de archivo genérico **NombreUnidad_DatosDiagrama_AAAA_MM_DD.csv**.

Archivos e información

El botón **Archivos e información** de la barra de navegación permite acceder a la pantalla «Archivos e información». La pantalla «Archivos e información» contiene información técnica sobre la centrífuga, como el número de serie y las versiones del firmware instalado, y permite restablecer la centrífuga a los ajustes de fábrica.

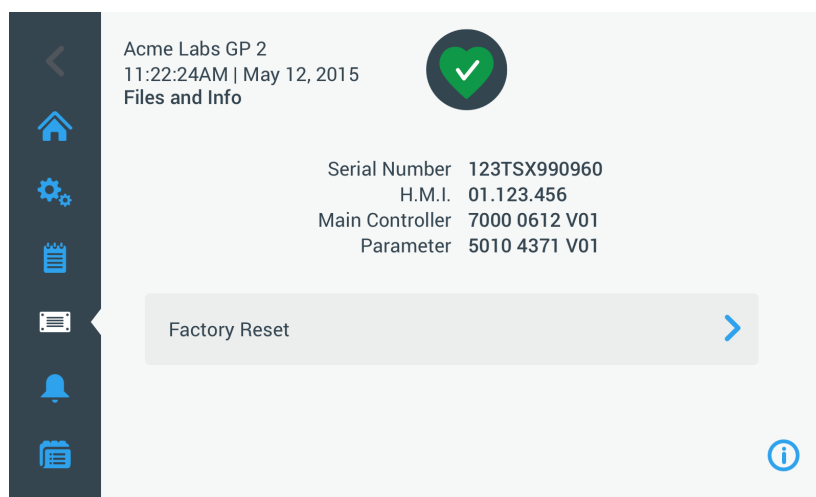



Figura 3-72: Pantalla Archivos e información

Para restablecer la centrífuga a los ajustes de fábrica, proceda de la siguiente manera:

1. Realice una copia de seguridad de los datos de la centrífuga que quiera conservar, como los programas de usuario (véase «Compartir programas entre centrífugas» en página 3-26) y los registros (véase «Registros» en página 3-44).
2. Toque el icono **Archivos e información**  en la barra de navegación. Se muestra la pantalla Archivos e información.
3. Toque el botón **Restablecimiento**. Se mostrará la pantalla «Restablecimiento» que advierte sobre los riesgos de perder los ajustes.
4. Si está totalmente seguro de que desea restablecer la centrífuga a los ajustes de fábrica, toque el botón **Inicio** para iniciar el proceso de restablecimiento. Se mostrará la ventana emergente «Restablecimiento» y una barra de progreso que permite supervisar el proceso. Cuando finaliza el proceso de restablecimiento se muestra la ventana emergente «Restablecimiento completado».

3. 8. 4. Servicio

El botón **Servicio** está reservado para los técnicos de servicio y requiere una contraseña especial. Las opciones que contiene no se explican en este manual.


4. Panel de control LCD

Este capítulo contiene información detallada sobre las centrifugas equipadas con la pantalla LCD descrita en este manual. Las ilustraciones utilizadas son de referencia y pueden diferir de las reales. Por ejemplo, la pantalla LCD de las unidades ventiladas no tiene una tecla para introducir la temperatura ni tampoco de la lectura de la temperatura.

AVISO Todos los ejemplos que se utilizan en este capítulo pertenecen a modelos con refrigeración.

4. 1. Visión general

La pantalla LCD está formada por una pantalla de cristal líquido (LCD) de una sola línea con un teclado de membrana para seleccionar los comandos y aumentar y reducir los valores de los parámetros. Figura 4-1 muestra la disposición de las zonas de la pantalla LCD y las teclas que se describen a continuación.

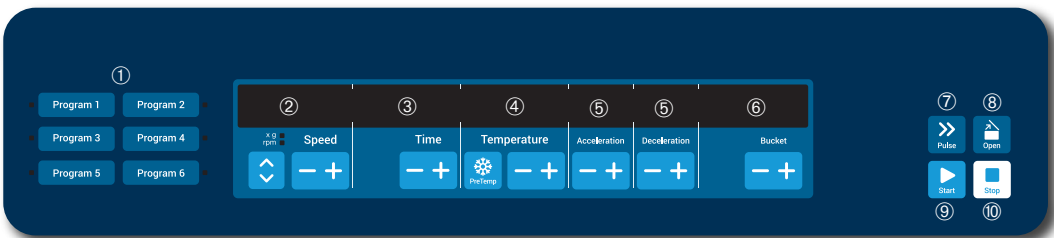

Nº	Leyenda	Descripción
①	Programas	Use las teclas de programa para guardar y cargar programas.
②	Velocidad	Aquí se indica la velocidad (rpm) o el valor RCF (x g). Utilice las teclas MÁS y MENOS para modificar el valor. Utilice las teclas de flecha para cambiar entre rpm y x g.
③	Hora	Aquí se muestra el tiempo de funcionamiento. Utilice las teclas + y - para modificar el valor.
④	Temperatura	Aquí se indica la temperatura. Utilice las teclas + y - para modificar el valor. Utilice la tecla PreTemp para pretemperar la cámara de centrifugado y el rotor vacío antes de que empiece el proceso de centrifugado. ⚠ AVISO Esta función solo está disponible en las centrifugas refrigeradas.
⑤	Aceleración / Frenado	Aquí se muestra el perfil de aceleración y frenado. Utilice las teclas + y - para modificar los perfiles definidos.
⑥	Cubeta	Utilice la tecla Cubeta para que se muestren de forma consecutiva todos los tipos de cubeta disponibles.
⑦	Pulso	Presione la tecla Pulso para iniciar inmediatamente el ciclo de centrifugado y acelerar hasta la velocidad final máxima permitida (según el rotor usado). Al soltar la tecla se inicia un proceso de detención, según la aceleración y la curva de frenado establecidas.
⑧	Abrir	Pulse la tecla Abrir para activar el desbloqueo automático de la puerta (solo es posible si el dispositivo está encendido y si el rotor está totalmente parado).
⑨	Inicio	Pulse la tecla Iniciar para iniciar un ciclo de centrifugado o para aceptar los ajustes actuales.
⑩	Parada	Pulse la tecla Parar para finalizar manualmente el proceso de centrifugado.

Figura 4-1: Funciones del panel de control LCD

4. 2. Configuración de los parámetros de centrifugado básicos

En esta sección se explica cómo configurar la centrifuga con velocidad/valores RCF, perfiles de aceleración y frenado, temperatura (solo en los modelos con refrigeración) y otros parámetros operativos.

4. 2. 1. Configuración de la velocidad/el valor RCF

La centrifuga permite ajustar la velocidad en revoluciones por minuto (rpm) o como un valor RCF (véase «Explicación del valor RCF» más abajo). La velocidad se puede configurar para un proceso de centrifugado en curso (centrifuga en marcha) o para el siguiente proceso de centrifugado (centrifuga parada).

Explicación del valor RCF

La aceleración centrífuga relativa (RCF) se establece como múltiplo de la aceleración de la tierra (g). Es un valor numérico sin unidad que establece la relación entre la potencia de división o de sedimentación de diferentes aparatos, ya que depende del tipo de aparato. Sólo comprende el radio de centrifugación y las revoluciones:

$$RCF = 11,18 \times \left\langle \frac{n}{1000} \right\rangle^2 \times r$$

r = radio de la centrifuga en cm

n = Número de revoluciones in r.p.m.

El valor RCF máximo se refiere al radio máximo del hueco del recipiente.

Tenga en cuenta que este valor podrá verse reducido en función de los tubos, las cubetas y los adaptadores que se utilicen.

Puede observarlo en el cálculo arriba indicado.

Para ajustar una velocidad o un valor RCF, proceda de la siguiente manera:

1. Utilice las teclas de **flecha** ubicadas debajo de los indicadores LED xg/rpm (a la izquierda en la Figura 4-2) para cambiar entre RCF (en xg, múltiplo de la aceleración de la Tierra) y velocidad (en rpm, revoluciones por minuto).

Se ilumina el indicador LED **xg** o **rpm** para señalar el modo seleccionado y el valor de la pantalla LCD cambia a una lectura en **RCF** o **rpm**. En el ejemplo de la Figura 4-2 se muestra la lectura en rpm (abajo) y la lectura RCF equivalente (arriba).

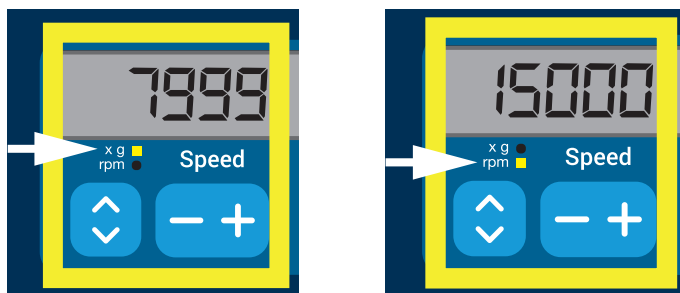


Figura 4-2: Selección de RCF/rpm y ajuste de la velocidad de la centrifuga

2. Utilice las teclas **+** o **-** ubicadas debajo del campo **Velocidad** de la pantalla LCD para ajustar el valor deseado.

AVISO Si se selecciona un valor RCF extremadamente bajo y la velocidad resultante es inferior a 300 rpm, el valor se corregirá automáticamente. 300 r.p.m. es la velocidad más baja que se puede seleccionar.

3. Cuando se muestre el valor deseado, suelte la tecla **+** o **-**.

Al hacerlo, se selecciona la velocidad para los futuros procesos de centrifugado (hasta que se vuelva a modificar este ajuste).

4. 2. 2. Ajuste del tiempo de funcionamiento

La centrífuga permite predefinir un tiempo de funcionamiento tras el cual el proceso de centrifugado se detiene automáticamente.

Proceda de la siguiente manera para ajustar el tiempo de funcionamiento:

1. Utilice las teclas **+** o **-** ubicadas debajo del campo **Tiempo** de la pantalla LCD para ajustar la duración del proceso de centrifugado.

El valor mostrado en el campo **Tiempo** (véase Figura 4-3 más adelante) cambia en consecuencia.

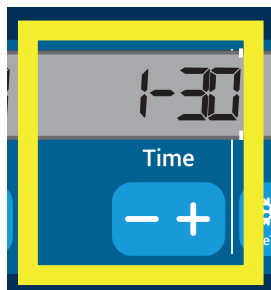


Figura 4-3: Ajuste del tiempo de funcionamiento de la centrífuga

2. Cuando se muestre el tiempo de funcionamiento deseado en horas y minutos, suelte la tecla.

Al hacerlo, se selecciona el tiempo de funcionamiento para los futuros procesos de centrifugado (hasta que se vuelva a modificar este ajuste).

4. 2. 3. Ajuste de los perfiles de aceleración y frenado

La centrífuga dispone de un total de 9 curvas de aceleración (numeradas del 1 al 9). Una curva de aceleración incrementa gradualmente la velocidad de la centrífuga desde el momento en que empieza el proceso de centrifugado. Un perfil de aceleración incrementa gradualmente la velocidad de la centrífuga desde el momento en que empieza el proceso de centrifugado. Un perfil de frenado reduce gradualmente la velocidad de la centrífuga cuando el proceso de centrifugado se aproxima a su final.

AVISO Después de encender la centrífuga se muestra el último perfil de funcionamiento.

AVISO Si es posible, se deben evitar los rangos de velocidad próximos a las resonancias naturales del sistema, ya que las velocidades de resonancia pueden causar vibraciones y afectar negativamente a la calidad de la separación.

Perfil de aceleración

Para seleccionar una curva de aceleración, proceda de la siguiente manera:

1. Utilice las teclas **+** o **-** ubicadas debajo del campo **Aceleración** de la pantalla LCD para desplazarse por los perfiles de aceleración disponibles.

La curva número 1 proporciona la velocidad de aceleración más lenta, y la curva número 9 la más rápida.

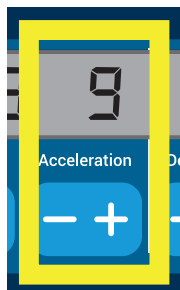


Figura 4-4: Ajuste del perfil de aceleración

2. Cuando se muestre el número del perfil de aceleración deseado en la pantalla, suelte la tecla **+** o **-**.

Al hacerlo, se selecciona el perfil de aceleración para los futuros procesos de centrifugado (hasta que se vuelva a modificar este ajuste).

Perfiles de frenado

La centrífuga dispone de un total de 10 curvas de frenado o deceleración (numeradas del 0 al 9). Una curva de frenado reduce gradualmente la velocidad de la centrífuga cuando el proceso de centrifugado se aproxima a su final.

AVISO Después de encender la centrífuga se muestra el último perfil de funcionamiento.

Para seleccionar una curva de frenado, proceda de la siguiente manera:

1. Utilice las teclas **+** o **-** ubicadas debajo del campo **Frenado** de la pantalla LCD para desplazarse por los perfiles de frenado disponibles.

La curva número 0 desactiva el frenado activo. La curva número 1 proporciona la velocidad de frenado activo más lenta, y la curva número 9 la más rápida.

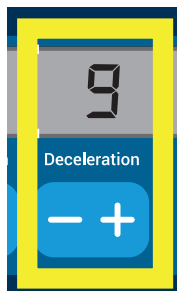


Figura 4-5: Ajuste del perfil de frenado

2. Cuando se muestre el número del perfil de frenado deseado en la pantalla, suelte la tecla **+** o **-**. Al hacerlo, se selecciona el perfil de frenado para los futuros procesos de centrifugado (hasta que se vuelva a modificar este ajuste).

4. 2. 4. Preatemperación de la cámara de centrifugado

Las centrífugas refrigeradas permiten una preatemperación, es decir, precalentar o preenfriar la cámara de centrifugado y el rotor vacío antes de iniciar el proceso de centrifugado. Si fuera necesario, puede preatemperar las muestras utilizando un equipo adecuado. La centrífuga no está diseñada para preatemperar las muestras. Las temperaturas que indica la centrífuga son estimaciones de la temperatura de las muestras.

AVISO Esta función no está disponible en los modelos ventilados.

Para ajustar la temperatura de preatemperación para la centrífuga, proceda de la siguiente manera:

1. Inserte el rotor con todas las cubetas instaladas.
2. Pulse la tecla **Preatemperación** para activar el ajuste de la preatemperación.

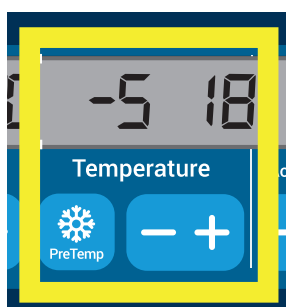


Figura 4-6: Ajuste de la temperatura de preenfriamiento o precalentamiento (izquierda)

3. Mantenga pulsada la tecla **+** o **-** hasta que se muestre la temperatura deseada.
4. Cuando se muestre la temperatura deseada encima de la tecla **Preatemperación**, suelte la tecla **+** o **-**. La centrífuga empieza a calentar o enfriar la cámara del rotor hasta la temperatura predefinida. La temperatura actual de la cámara del rotor que se muestra a la derecha del valor de preatemperación seleccionado empieza a cambiar hacia el valor deseado.
5. Espere hasta que el indicador de la temperatura de la cámara de muestras presente el mismo valor que para la temperatura de preatemperación.

4. 2. 5. Ajuste de la temperatura

Las centrifugas refrigeradas permiten preseleccionar una temperatura para la cámara del rotor de entre -10 °C y +40 °C para el proceso de centrifugado. Las temperaturas que indica la centrifuga son estimaciones de la temperatura de las muestras.

⚠ PRECAUCIÓN La fricción del aire puede afectar a la integridad de las muestras.

La temperatura del rotor puede aumentar de manera significativa mientras la centrifuga está girando.

En las unidades con refrigeración, la temperatura indicada y la ajustada pueden desviarse de la temperatura de la muestra. Asegúrese de que las funciones de control de temperatura de la centrifuga sean las adecuadas para la aplicación. Si fuera necesario, realice una prueba de funcionamiento.

AVISO Esta función no está disponible en los modelos ventilados.

Para preseleccionar una temperatura para el proceso de centrifugado, proceda de la siguiente manera:

1. Utilice la tecla **+ o -** - ubicada debajo del campo **Temperatura** de la pantalla LCD (lado derecho en la Figura 4-7, donde se indican 18 grados Centígrados) para ajustar la temperatura de la cámara del rotor al valor deseado.

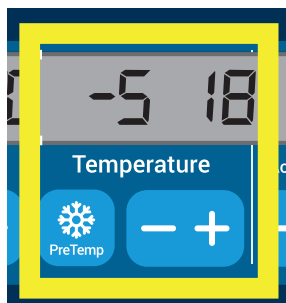


Figura 4-7: Ajuste de la temperatura del proceso de centrifugado (derecha)

2. Cuando se muestre la temperatura deseada encima de la tecla, suelte la tecla **+ o -**.

Al hacerlo, se selecciona la temperatura para los futuros procesos de centrifugado (hasta que se vuelva a modificar este ajuste).

4. 2. 6. Selección del tipo de cubeta

La selección de cubetas solo está disponible para los rotores basculantes. El código de cubeta se corresponde con los cuatro últimos dígitos del número de artículo de la cubeta.

Para seleccionar el tipo de cubeta instalado en el rotor, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse la tecla **+ o -** - debajo del campo **Cubeta** de la pantalla LCD (véase Figura 4-8) para seleccionar el código de cubeta correcto para las cubetas instaladas en el rotor.



Figura 4-8: Ajuste del código de cubeta correcto para el rotor

2. Pulse repetidamente la tecla **Cubeta** hasta que se muestre el código de cubeta correspondiente a la cubeta utilizada.

3. Cuando se muestre el código de cubeta deseado encima de la tecla, suelte la tecla **+ o -**.

Al hacerlo, se selecciona el código de cubeta para los futuros procesos de centrifugado (hasta que se vuelva a modificar este ajuste).

4.3. Programas


Para reducir el trabajo de configuración antes de un proceso de centrifugado, la centrífuga permite configurar los parámetros deseados y guardarlos en un programa para poder usarlo más adelante. Aquí se puede incluir la totalidad o una parte de los parámetros operativos explicados en las secciones anteriores de este capítulo, incluyendo los siguientes:

- Perfil de aceleración y de frenado
- Velocidad o valor RCF
- Tiempo de funcionamiento
- Temperatura
- Tipo de cubeta por código

Configuración y guardado de un programa

Todos los modelos de centrífuga que se describen en esta sección permiten almacenar hasta seis programas utilizando las teclas específicas del panel frontal. Para cargar e iniciar un programa más adelante, utilice la tecla de programa que se le asignó al guardarlo.

Para guardar un programa, proceda de la siguiente manera:

1. Ajuste los parámetros de funcionamiento que desee tal como se explica para su modelo de centrífuga en las secciones anteriores de este capítulo.
2. Mantenga pulsada durante 4 segundos  una de las teclas de selección de programa.

El programa ya está guardado.





Para obtener información sobre cómo iniciar un programa guardado previamente, véase la sección «Funcionamiento en el modo de programa» en página 4-7.

4.4. Centrifugado

Respete la zona de seguridad mínima de 30 cm alrededor de la centrífuga. Consulte «Zona de seguridad» en la página 1-1. Durante el centrifugado no debe haber personas, ni sustancias peligrosas en el espacio de seguridad.

Una vez que el rotor esté instalado correctamente, el interruptor principal esté conectado y la tapa de la centrífuga esté cerrada, se puede iniciar el proceso de centrifugado.

Dispone de varias opciones para iniciar un proceso de centrifugado:

- Modo continuo: este modo es totalmente manual. En el modo continuo, las teclas **Iniciar**  y **Parar**  permiten poner en marcha y detener manualmente el programa de centrifugado, tal como se explica en el capítulo «Funcionamiento continuo» más adelante.
- Modo Temporizado: este modo es semiautomático y utiliza un temporizador. Si se ha predefinido un tiempo de funcionamiento (véase «4. 2. 2. Ajuste del tiempo de funcionamiento» en página 4-3), pulse la tecla **Iniciar**  y espere hasta que el temporizador llegue a cero para que la centrífuga se detenga automáticamente.
- Modo Programa: este modo es totalmente automático. Primero se tiene que preparar un programa automático y guardarlo tal como se explica en la sección «Configuración y guardado de un programa» en página 4-6; una vez hecho esto, podrá ejecutarlo pulsando la tecla de selección de programa  correspondiente.



ADVERTENCIA

Daños para la salud al centrifugar sustancias o materiales explosivos o inflamables. No centrifugue materiales o sustancias explosivos o inflamables.

Funcionamiento en el modo continuo

Para utilizar la centrífuga en el modo continuo con parada manual, proceda de la siguiente manera.

1. Ajuste los parámetros que desee, tal como se explica en la sección «4. 2. Configuración de los parámetros de centrifugado básicos» en página 4-2.

AVISO Debe establecerse un requisito mínimo de velocidad (véase «4. 2. 1. Configuración de la velocidad/ el valor RCF» en página 4-2) .

2. Pulse la tecla **Iniciar**  del panel de control.

La centrífuga empieza a funcionar a la velocidad predefinida. La pantalla LCD cambia para reflejar el proceso de aceleración hasta que la centrífuga llega a la velocidad predefinida.

Una vez que la centrífuga ha alcanzado la velocidad predefinida, el temporizador empieza a contar el tiempo transcurrido.

3. Cuando finalice el centrifugado, pulse la tecla **Parar** .

AVISO La tapa no se puede abrir mientras la centrífuga esté girando.

Funcionamiento en el modo temporizado

Para utilizar la centrífuga en el modo temporizado, proceda de la siguiente manera.

1. Ajuste los parámetros que desee, tal como se explica en la sección «4. 2. Configuración de los parámetros de centrifugado básicos» en página 4-2.

AVISO Deben establecerse requisitos mínimos de velocidad (véase «4. 2. 1. Configuración de la velocidad/el valor RCF» en página 4-2) y tiempo de funcionamiento (véase «4. 2. 2. Ajuste del tiempo de funcionamiento» en página 4-3).

2. Pulse la tecla **Iniciar**  del panel de control.

La centrífuga se pone en marcha y la pantalla LCD cambia para indicar la velocidad correcta.

Una vez que la centrífuga ha alcanzado la velocidad predefinida, el temporizador empieza a contar el tiempo restante.

3. Cuando el tiempo restante llega a cero, la centrífuga se detiene automáticamente.

AVISO La tapa no se puede abrir mientras la centrífuga esté girando.

Funcionamiento en el modo de programa

Para iniciar un programa almacenado anteriormente, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse cualquiera de las teclas de selección de programa  para seleccionar un programa.

AVISO No es necesario establecer ningún parámetro, ya que el programa contiene todos los ajustes necesarios.

2. Pulse la tecla **Iniciar**  para iniciar el proceso de centrifugado con los ajustes del programa seleccionado.

La centrífuga empieza a funcionar a la velocidad predefinida.

La pantalla LCD cambia para reflejar el proceso de aceleración hasta que la centrífuga llega a la velocidad predefinida.

Una vez que la centrífuga ha alcanzado la velocidad predefinida, el temporizador empieza a contar el tiempo restante.

3. Cuando el tiempo restante llega a cero, la centrífuga se detiene automáticamente.

AVISO La tapa no se puede abrir mientras la centrífuga esté girando.

Tratamiento de los mensajes de error

Es posible que aparezca algún mensaje de error al intentar poner en marcha la centrífuga. Algunas de las causas más frecuentes son las siguientes:

- La velocidad ajustada excede la velocidad admisible para el rotor
- Carga desequilibrada
- Se ha detectado un rotor no autorizado

Encontrará una lista detallada de todos los mensajes de error e información sobre cómo solucionarlos en la sección «Guía de solución de problemas» en página 6-2.

4. 5. Detención de un proceso de centrifugado en marcha

La centrífuga se puede detener en cualquier momento pulsando la tecla **Parar**  del panel de control.

Para detener un proceso de centrifugado en marcha, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse la tecla **Parar**  del panel de control.

2. Espere hasta que la velocidad descienda hasta cero.

En la pantalla LCD se muestra el mensaje FIN.

Ahora puede abrir la tapa y extraer el material centrifugado, tal como se explica en «Cómo instalar y desmontar un rotor» en página 2-5.

4. 6. Menú del sistema

Para acceder al menú del sistema, mantenga pulsada cualquier tecla al encender la centrifuga.

Para desplazarse por el menú del sistema, utilice las teclas + y - ubicadas debajo de Velocidad.

Para desplazarse por los puntos que constituyen el menú del sistema, utilice las teclas + y - ubicadas debajo de Cubeta.

En el menú del sistema se pueden modificar los ajustes de la centrifuga. Están disponibles los ajustes que se indican a continuación:

1. Idioma: están disponibles los siguientes idiomas: inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés y ruso.
2. Pitido final: seleccione **SÍ** si quiere que la centrifuga emita un pitido al final del proceso. En caso contrario, seleccione **NO**.
3. Pitido teclado: seleccione **SÍ** si quiere que suene un pitido siempre que se pulse una tecla. En caso contrario, seleccione **NO**.
4. Ahorro de energía LCD: seleccione **SÍ** si quiere que la centrifuga entre en el de ahorro de energía después del proceso. En caso contrario, seleccione **NO**.
5. Apertura automática de la tapa: seleccione **SÍ** si quiere que se abra la centrifuga al finalizar el proceso. En caso contrario, seleccione **NO**.
6. ID software: aquí se muestra la versión actual del software.
7. Número ciclos: aquí se muestra el número actual de ciclos.

5. Mantenimiento y cuidado

5.1. Intervalos de limpieza

Por motivos de protección personal, medioambiental y material, es obligación suya limpiar y, si es necesario, desinfectar la centrífuga y sus accesorios regularmente.

5.2. Bases

- Utilice agua caliente con un producto de limpieza neutro que sea adecuado para los materiales. En caso de duda, consulte al fabricante del producto de limpieza.
- Utilice un paño suave para limpiar.
- No utilice nunca productos de limpieza cáusticos, como lejía de jabón o de blanqueo, ácido fosfórico o polvo abrasivo.
- Extraer el rotor y limpiar la cámara de centrifugado con un paño de limpieza humedecido con una pequeña cantidad de producto limpiador.
- Use un cepillo suave sin cerdas de metal para eliminar los restos persistentes.
- A continuación, enjuague con agua destilada y elimine los restos con permanece absorbentes.
- Utilice únicamente productos de limpieza y desinfección con un valor de pH entre 6 y 8.



PRECAUCIÓN

Los procedimientos o medios no autorizados pueden atacar los materiales de la centrífuga y provocar fallos de funcionamiento. No debe utilizarse ningún otro procedimiento de limpieza o descontaminación, si no se está completamente convencido de que el procedimiento previsto es seguro para el aparato. Solo deben usarse productos limpiadores que no dañen el aparato. En caso de duda, consulte al fabricante del producto de limpieza. En caso de dudas, consulte a Thermo Fisher Scientific.

5.2.1. Comprobación del rotor y de los accesorios

Después de limpiar a fondo los rotores, deben inspeccionarse para ver si hay daños, desgaste y corrosión.

Los límites de ciclos de los rotores y las cubetas se indican en algunos rotores y cubetas y en la sección de datos técnicos de cada rotor («Especificaciones del rotor» en página B-1).

ATENCIÓN El uso más allá de estos límites puede causar el fallo del rotor, pérdida de las muestras y daños en la centrífuga.



PRECAUCIÓN

No utilice un rotor o accesorio que tengan signos de deterioro. Asegúrese de que el rotor, las cubetas y los accesorios no hayan llegado al número máximo de ciclos. Para garantizar la seguridad, se recomienda revisar los rotores y los accesorios en el marco de un mantenimiento rutinario anual.

Piezas de metal

Debe comprobarse que el revestimiento protector esté completo. Puede sufrir desgaste y la acción de sustancias químicas, lo que puede provocar corrosión no visible. Si existe corrosión, como óxido o picadura blanca / metálica, el rotor o los accesorios deben retirarse del servicio inmediatamente. Debe prestar un cuidado especial al fondo del vaso en los rotores de oscilación y a los huecos del vaso en los rotores de ángulo fijo.

Rotores con recubrimiento de deslizamiento

Las crucetas de rotor poseen un acabado antifricción y resistente a la corrosión.

El procedimiento que se explica a continuación es para los pernos de las crucetas y los muñones de los rotores:

- Se recomienda limpiar de forma periódica la zona de contacto entre el rotor y las cubetas (muñones de las crucetas del rotor y ranuras de las cubetas) utilizando un detergente suave (cada 300-500 ciclos).
- La cruceta del rotor está tratada con un recubrimiento protector y lubricante avanzado y especial, por lo que no se debe engrasar.
- Sin embargo, la presencia de partículas contaminantes (suciedad, polvo o residuos) en la cruceta del rotor y en las ranuras de las cubetas puede causar desequilibrio, por lo que estas partículas se deben limpiar.
- El recubrimiento lubricante se puede desgastar con el paso del tiempo o como consecuencia de las cargas pesadas. Si esto sucede, se deberá aplicar una pequeña cantidad de grasa para pernos en los muñones de la cruceta del rotor (75003786).

Piezas de plástico

Revise si el plástico presenta indicios de fisuras, desgaste, estrías y rajaduras. Si existen daños, el elemento inspeccionado debe retirarse de servicio inmediatamente.

Juntas tórica

Compruebe que las juntas tóricas continúen siendo lisas y que no se hayan vuelto quebradizas ni estén dañadas. Algunas juntas tóricas no se pueden tratar en autoclave.

Las juntas tóricas quebradizas o dañadas se deben sustituir inmediatamente. Consulte «Especificaciones del rotor» en página B-1 para obtener información detallada sobre las juntas tóricas de repuesto.

5. 2. 2. Ciclos de los rotores y las cubetas

Debe contar los ciclos los rotores y las cubetas usando un método propio. La centrífuga no puede detectar el cambio o la sustitución de los rotores o las cubetas del mismo tipo.

La vida útil de un rotor y sus cubetas depende de la cantidad de carga física. No deben usarse rotores ni cubetas que superen el número máximo de ciclos.

El número máximo de ciclos para los rotores y las cubetas se puede consultar en el capítulo «Especificaciones del rotor» en página B-1. ¡Tenga en cuenta el número máx. de ciclos indicado en el vaso!

En lugar de tener un límite en número de ciclos, los rotores Fiberlite tienen un límite de 15 años.

Centrífugas con interfaz gráfica de usuario

La centrífuga cuenta los ciclos para un tipo de rotor o de cubeta. Debe contar los ciclos los rotores y las cubetas usando un método propio. La centrífuga no puede detectar el cambio o la sustitución de los rotores o las cubetas del mismo tipo.

Puede comprobar el número de ciclos para un tipo de rotor en la interfaz de usuario de la centrífuga. En el registro del rotor se guarda la información de los tipos de rotor y de cubeta usados. Consulte «Protocolo del rotor» en página 3-47 para obtener información detallada y «Estado» en página 3-14 para obtener información rápida.

Centrífugas con panel de control LCD

La centrífuga no cuenta los ciclos para un tipo de rotor o de cubeta. Debe contar los ciclos los rotores y las cubetas usando un método propio.

5. 3. Limpiar

Para la limpieza, proceda del siguiente modo:

1. Limpiar el rotor, las cubetas y los accesorios fuera de la cámara de centrifugado.
2. Para poder limpiar a fondo deben separarse el rotor, las cubetas, las tapas, los adaptadores, los tubos y las juntas tóricas.
3. Enjuague el rotor y los accesorios con agua caliente y un producto de limpieza neutro adecuado para los materiales. En caso de duda, consulte al fabricante del producto de limpieza. Limpiar la grasa de los muñones del rotor (punto de pivotamiento para las cubetas basculantes).
4. Use un cepillo suave sin cerdas de metal para eliminar los restos persistentes.
5. Limpie el rotor y todos los accesorios con agua destilada.
6. Colocar los rotores sobre una rejilla de plástico con sus cavidades apuntando hacia abajo, para permitir que las cavidades se drenen y sequen completamente.
7. Seque el Rotor y el accesorio después de la limpieza con un paño o en armario de aire caliente a una temperatura máxima de 50 °C. El empleo de armarios de secado únicamente está permitido con temperaturas inferiores a 50 °C. Las temperaturas altas pueden dañar el material y reducir la vida útil de las piezas.
8. Inspeccionar el rotor y los accesorios para detectar posibles daños («Comprobación del rotor y de los accesorios» en página 5-1).
9. Después de limpiar, frote las piezas de aluminio (incluidos los orificios) con un paño suave y aceite de protección contra la corrosión (70009824).

Si fuera necesario, lubrique los pernos de los rotores basculantes con grasa para pernos (75003786).

PRECAUCIÓN

Antes de utilizar cualquier método de limpieza, los usuarios deben comprobar con el fabricante de los productos limpiadores que el método propuesto no dañará el aparato.

PRECAUCIÓN

Si entra líquido, el accionamiento y el bloqueo de la tapa podrían resultar dañados. No debe permitirse que entren líquidos, en especial disolventes orgánicos, al eje de accionamiento y al rodamiento de bolas de la centrifuga. Los disolventes orgánicos descomponen el lubricante del soporte del motor. El árbol del motor puede quedar bloqueado.


Pantalla táctil

1. Extraiga la clavija de red.
2. Limpiar la pantalla táctil usando un paño de microfibra seco.
3. Si es necesario, humedecer el paño de microfibra y limpiar de nuevo la pantalla táctil.

Rejilla de ventilación

Para limpiar la rejilla de ventilación, proceda de la siguiente manera:

1. Extraiga la clavija de red.
1. Extraer los 2 tornillos de la rejilla de ventilación ① en el lado derecho de la centrifuga.
2. Extraiga la rejilla de ventilación ② presionándola hacia abajo.
3. Limpie la rejilla de ventilación y, si fuera necesario, también el condensador, con un aspirador. Si fuera necesario, utilice un cepillo suave para limpiar más a fondo.
4. Vuelva a instalar la rejilla de ventilación.

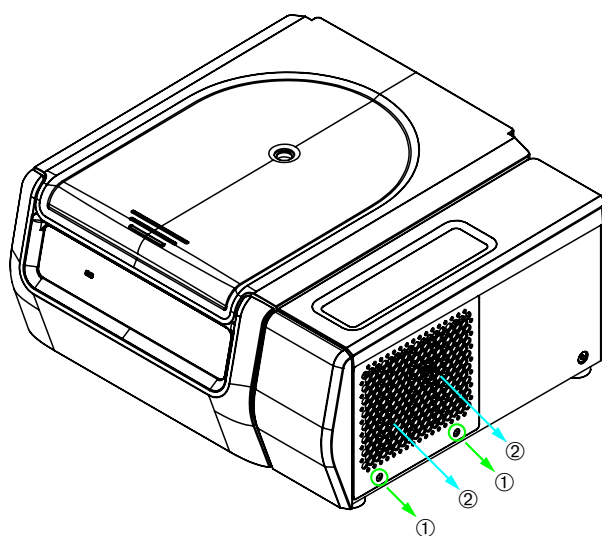

- ① Tornillos
- ② Rejilla de ventilación

Figura 5-1: Desmontaje de la rejilla de ventilación

PRECAUCIÓN

Riesgo de cortes debido al metal afilado. No toque el condensador con las manos cuando la rejilla de ventilación esté desmontada.

5. 4. Desinfección

Usted es el responsable de que se alcance el nivel de desinfección de acuerdo con sus necesidades.

Después de la desinfección:

1. Enjuagar la centrifuga y todos los accesorios afectados con agua.
2. Dejar que drene completamente y secar.
3. Después de desinfectar, tratar toda la superficie de las piezas de aluminio, incluidas las cavidades, con aceite protector contra la corrosión (70009824).

Si fuera necesario, lubrique los pernos de los rotores basculantes con grasa para pernos (75003786).



ADVERTENCIA

No tocar las piezas infectadas. Si se toca el rotor y piezas de la centrifuga contaminados puede producirse una infección peligrosa. El material infeccioso puede caer en la centrifuga en caso de que se rompa un recipiente o haya un derramamiento. En caso de contaminación debe comprobarse que no haya nadie en riesgo. Desinfecte las partes afectadas inmediatamente.



PRECAUCIÓN

Daños en aparatos por productos de limpieza o métodos de desinfección inadecuados. Debe comprobarse que ni el producto desinfectante ni el método puedan dañar el aparato. En caso de duda debe consultarse con el fabricante del producto desinfectante. Observar las precauciones de seguridad y las instrucciones de manejo de los productos desinfectantes utilizados.

5. 5. Descontaminación

Usted es el responsable de que se alcance el nivel de descontaminación de acuerdo con sus necesidades.

Después de la descontaminación:

1. Enjuagar la centrifuga y todos los accesorios afectados con agua.
2. Dejar que drene completamente y secar.
3. Después de descontaminar, tratar toda la superficie de las piezas de aluminio, incluidas las cavidades, con aceite protector contra la corrosión (70009824).

Si fuera necesario, lubrique los pernos de los rotores basculantes con grasa para pernos (75003786).



ADVERTENCIA

No tocar las piezas contaminadas. Puede producirse exposición a la radiación si se toca el rotor contaminado y las piezas de la centrifuga. Si se rompe un tubo o se produce un derrame, podría entrar material contaminado en la centrifuga. En caso de contaminación debe comprobarse que no haya nadie en riesgo. Descontamine inmediatamente las piezas afectadas.



PRECAUCIÓN

Daños en aparatos por productos de limpieza o métodos de descontaminación inadecuados. Debe comprobarse que ni el producto descontaminante ni el método puedan dañar el aparato. En caso de duda debe consultarse con el fabricante del producto descontaminante. Observar las precauciones de seguridad y las instrucciones de manejo de los productos descontaminantes utilizados.

5. 6. Esterilizar en autoclave

Desmontar siempre todas las piezas antes de tratar en autoclave, por ejemplo, deben quitarse las tapas de una cubeta o un rotor antes de tratarlos en autoclave.

Si no se indica otra cosa en las propias piezas, todas las piezas deben tratarse en autoclave a 121 °C durante 20 min. Consulte «Especificaciones del rotor» en página B-1 para obtener información detallada sobre los rotores. Comprobar que se logra la esterilidad necesaria según sus necesidades.

Después de tratar en autoclave, tratar toda la superficie de las piezas de aluminio, incluidas las cavidades, con aceite protector contra la corrosión (70009824).

Si fuera necesario, lubrique los pernos de los rotores basculantes con grasa para pernos (75003786).



PRECAUCIÓN

Nunca rebase los valores referentes a la temperatura y la duración de la esterilización en autoclave.

AVISO

No está permitido añadir sustancias químicas al vapor.

5. 7. Mantenimiento

Vida útil

La centrífuga tiene una vida útil de 10 años. Se recomienda poner fuera de servicio la centrífuga cuando se alcance este límite.

La vida útil de los rotores, las cubetas y las tapas se basa en ciclos y se especifica de forma individual para cada rotor en el capítulo «Especificaciones del rotor» en página B-1. La vida útil de los rotores Fiberlite está limitada a 15 años. Otros accesorios no tienen una vida útil específica y solo se deben sustituir cuando están gastados o dañados.

Mantenimiento preventivo

Para que este producto continúe siendo capaz de realizar las aplicaciones previstas en un estado fiable y seguro, es necesario realizar un mantenimiento preventivo continuo de acuerdo con el siguiente programa recomendado:

- Se recomienda sustituir cada tres años las monturas antivibración de la suspensión y la cubierta del motor (incluidas en el «Kit de mantenimiento preventivo (PM)» art n.º 50160419 para los modelos con refrigeración y 50161150 para los ventilados).
- Las juntas deflectoras de partículas de las versiones ventiladas de la centrífuga (art. n.º 50159823) deben revisarse de forma anual y se deben sustituir cuando estén dañadas o muestren una holgura excesiva, pero nunca más tarde de 5 años.
- Se recomienda revisar anualmente el resorte de gas de la tapa de la centrífuga (GP4 Pro: art. n.º 50154683 para los modelos con refrigeración y 50159920 para los ventilados; GP1 Pro: art. n.º 50154682) y sustituirlo cuando deje de funcionar correctamente.
- Las monturas antivibración (20038955) y la cubierta del motor (20058551) se deben sustituir cada 3 años.
- Para los rotores y las cubetas debe tenerse en cuenta la información en «Comprobación del rotor y de los accesorios» en página 5-1.



PRECAUCIÓN

Cualquier uso que supere estos límites puede afectar a la seguridad de todo el sistema.

AVISO

En el peor caso, la centrífuga, los accesorios utilizados y las muestras pueden resultar dañados.

AVISO

Las actividades de mantenimiento únicamente deben ser realizadas por técnicos de servicio autorizados de Thermo Fisher Scientific.

Servicio

Thermo Fisher Scientific recomienda que el servicio técnico autorizado realicen el mantenimiento de la centrífuga y sus accesorios una vez al año. Durante este proceso los técnicos comprueban:

- equipamiento eléctrico y conexiones
- la idoneidad del lugar de montaje
- cierre de la puerta de la centrífuga y sistema de seguridad
- el rotor
- fijación del rotor y del eje motor de la centrífuga
- junta de goma
- carcasa protectora
- monturas antivibración

Antes de empezar los trabajos de mantenimiento, la centrífuga y el rotor deben limpiarse a fondo y descontaminarse para asegurarse de que se puedan revisar completamente y con seguridad.

Para estas prestaciones Thermo Fisher Scientific ofrece contratos de inspección y servicio. Las posibles reparaciones necesarias se realizarán sin coste alguno dentro del marco de la garantía y habrán de ser abonadas fuera del marco de la misma. Esto únicamente es válido si las intervenciones en la centrífuga han sido realizadas únicamente por los empleados del servicio de asistencia técnica de Thermo Fisher Scientific.

Se recomienda someter la centrífuga a un proceso de validación, el cual se puede solicitar a través del servicio de atención al cliente.

5. 8. Envío

Antes de enviar la centrífuga:

- La centrífuga deberá estar limpia y descontaminada.
- Debe confirmar la descontaminación por medio de un certificado.



ADVERTENCIA

Antes de enviar la centrífuga y los accesorios, limpiar y, si es necesario, desinfectar o descontaminar todo el sistema. Si no está seguro, consulte con el servicio posventa de Thermo Fisher Scientific.

5. 9. Almacenaje

- Antes de guardar la centrífuga y los accesorios, deben limpiarse y, si procede, desinfectarse y descontaminarse.

La centrífuga, los rotores, las cubetas y los accesorios deben estar totalmente secos antes de almacenarlos.

- Coloque la centrífuga en un lugar limpio, seco y libre de polvo.
- La centrífuga no debe exponerse a la luz solar directa.



ADVERTENCIA

Cuando ponga fuera de servicio la centrífuga y los accesorios, limpie y, si es necesario, desinfecte o descontamine todo el sistema. Si no está seguro, consulte con el servicio posventa de Thermo Fisher Scientific.

5. 10. Eliminación

Para la evacuación de la centrífuga tenga en cuenta las disposiciones de su país. Si tiene cualquier consulta acerca de la evacuación, nuestro servicio de asistencia técnica Thermo Fisher Scientific posventa le podrá ayudar. Encontrará la información de contacto en la contraportada de estas instrucciones o en Internet, en la página www.thermofisher.com/centrifuge

Para los Estados Miembros de la Unión Europea, la eliminación está regulada por la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) 2012/19/CE.

Tenga en cuenta la información sobre el transporte y envío («Envío» en página 5-6 y «Transportar» en página 1-2).



ADVERTENCIA

Si pone fuera de servicio la centrífuga y su accesorio para evacuarla, deberá limpiar el sistema completo y en caso necesario desinfectarla o descontaminada. En caso de duda póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Thermo Fisher Scientific.

6. Diagnóstico de fallos

6.1. Bloqueo mecánico de emergencia de la tapa


En caso de una caída de corriente no podrá abrir la tapa de la centrífuga con el cierre eléctrico normal de la tapa. Se proporciona una liberación mecánica para permitir la recuperación de muestras en caso de emergencia. Sin embargo, solo debe usarse en casos de emergencia y **después de que el rotor se haya detenido por completo**.

Espere siempre hasta que el rotor se haya detenido sin frenar. Sin suministro de corriente, los frenos no funcionarán. ¡El proceso de frenado tarda mucho más de lo habitual!


Proceda de la siguiente manera:

1. **Espere hasta que se haya detenido el rotor.** Puede tardar más de 40 minutos.
2. Extraiga la clavija de red.
3. En la parte trasera de la carcasa hay dos tapones de plástico. Estos tapones se pueden extraer de la placa posterior haciendo palanca con un destornillador. Tire del cordón de desbloqueo para accionar el mecanismo de desbloqueo de la tapa. Se abrirá la tapa y se podrán extraer las muestras.

Centrífuga de sobremesa refrigerada

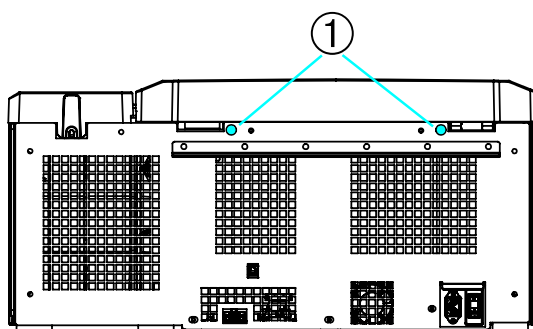


Centrífuga de sobremesa ventilada

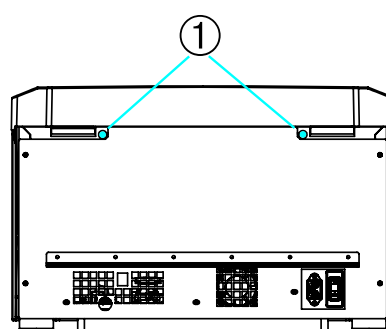

① Tapones de plástico con cordones de desbloqueo

Centrífuga de suelo

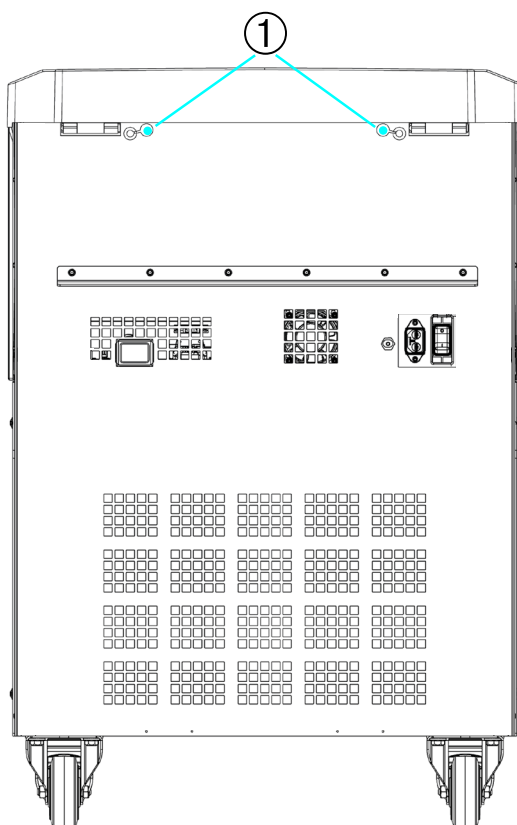

① Tapones de plástico con cordones de desbloqueo

Figura 6-1: Desbloqueo de emergencia de la puerta en la parte posterior

AVISO Es necesario tirar de los dos cordones para desbloquear los dos bloqueos.

4. Vuelva a introducir los cordones en la centrífuga y a colocar los tapones.
5. Cuando se haya restablecido la alimentación, vuelva a conectar la centrífuga.
6. Conecte la centrífuga.
7. Pulse la tecla **ABRIR** para que los bloqueos de la puerta vuelvan a estar operativos.

⚠ **ADVERTENCIA** Si solo se tira de un cordón y no se pulsa la tecla **ABRIR** para rearmar los bloqueos de la puerta, esta podría abrirse mientras el rotor está girando.



ADVERTENCIA

Pueden producirse lesiones graves si se toca un rotor girando con las manos o herramientas. Un rotor puede seguir girando todavía después de un fallo de corriente. No abra la centrífuga antes de que el rotor se haya parado. No tocar el rotor si está girando. No deben usarse nunca las manos ni herramientas para detener un rotor girando.

6. 2. Formación de hielo

La combinación del aire húmedo y cálido con la cámara de centrifugado fría puede formar hielo. Para eliminar la escarcha de la cámara de centrifugado, proceda de la siguiente manera:

1. Abra la tapa de la centrífuga.
2. Retire el rotor. Véase «Cómo instalar y desmontar un rotor» en página 2-5.
3. Deje que el hielo se funda.

AVISO No utilice herramientas afiladas, líquidos abrasivos ni fuego para acelerar el proceso de fusión. Si es necesario, use agua tibia para acelerar el proceso de fusión.

4. Retire el agua de la cámara de centrifugado.
5. Limpie la cámara de centrifugado. Véase «Mantenimiento y cuidado» en página 5-1.

6. 3. Guía de solución de problemas

AVISO

Si surgen problemas diferentes a los indicados en esta tabla, debe contactarse con el representante de servicio técnico autorizado.

Mensaje de error	Descripción	Diagnóstico de fallos
Números no indicados aquí	La centrífuga no funciona. El proceso no se pone en marcha o la centrífuga se detiene sin haber sido frenada.	Reinicie la centrífuga. Si no desaparece el mensaje de error, contactar con un servicio técnico.
14	Se ha detectado una temperatura excesiva.	Sobrecalentamiento en la cámara. Compruebe que la unidad de refrigeración funcione correctamente. Limpie la entrada de aire del condensador. Reinicie la centrífuga. Si no desaparece el mensaje de error, contactar con un servicio técnico.
17-23	Fallo en la detección del rotor.	Compruebe que el rotor sea compatible con la centrífuga. Consulte «Programa de rotores» en página A-12. Compruebe que el rotor esté instalado correctamente. Consulte «Cómo instalar y desmontar un rotor» en página 2-5. Reinicie la centrífuga. Si no desaparece el mensaje de error, contactar con un servicio técnico.

Mensaje de error	Descripción	Diagnóstico de fallos
33	Sobrepresión en la unidad de refrigeración.	Limpie la entrada de aire del condensador. Reinicie la centrífuga. Si no desaparece el mensaje de error, contactar con un servicio técnico.
40	La centrífuga acelera muy lentamente.	¿El rotor está instalado correctamente? Compruebe que se haya seleccionado la cubeta correcta. ¿El rotor se puede girar con facilidad cuando la tapa está abierta? ¿El rotor roza con el dispositivo? Reinicie la centrífuga. Si no desaparece el mensaje de error, contactar con un servicio técnico.
97	Desbloqueo mecánico de emergencia de la puerta.	Cierre la tapa de la centrífuga. No tocar el rotor si está girando. No deben usarse nunca las manos ni herramientas para detener un rotor girando. Reinicie la centrífuga. Si no desaparece el mensaje de error, contactar con un servicio técnico.
98	Se ha detectado desequilibrio.	Comprobar la carga del rotor. Si se utiliza un rotor basculante, compruebe la lubricación de los pernos del muñón del cuerpo del rotor. Reinicie la centrífuga. Si no desaparece el mensaje de error, contactar con un servicio técnico.

Tabla 6-1: Mensajes de error

6. 4. Información para el Servicio Posventa

Si necesita contactar con el servicio al cliente, proporcione los nº de pedido y de serie de su centrífuga. Esta información puede encontrarse en la placa de características.

Para saber la versión del software en una centrífuga con panel de control LCD, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse una tecla y, sin soltarla, encienda la centrífuga.
Se accede al menú del sistema.
2. Pulse la tecla **Inicio**.
3. Mantenga pulsada la tecla **ENTRAR** hasta que se muestre el siguiente mensaje:
ID software: xxxxxx

Para saber la versión del software en una centrífuga con interfaz gráfica de usuario, proceda de la siguiente manera:

Presione el botón **Archivos e información** en la barra de navegación. Se muestra la información de versión del producto.

A. Especificaciones técnicas

A. 1. Serie Multifuge X Pro

Modelo	Multifuge X1 Pro Multifuge X1 Pro-MD	Multifuge X1R Pro Multifuge X1R Pro-MD
Condiciones ambientales	Uso exclusivo en interiores. Altitudes de hasta 3 000 m sobre el nivel del mar. Máx. humedad relativa del 80% a 31 °C reducción lineal hasta el 50% de humedad relativa en 40°C	Uso exclusivo en interiores. Altitudes de hasta 3 000 m sobre el nivel del mar. Máx. humedad relativa del 80% a 31 °C reducción lineal hasta el 50% de humedad relativa en 40°C
Condiciones medioambientales durante el almacenamiento y envío	Temperatura: -10 °C a 55 °C Humedad: 15% hasta 85%	Temperatura: -10 °C a 55 °C Humedad: 15% hasta 85%
Temperatura ambiente admisible en funcionamiento	+2 °C a +35 °C	+2 °C a +35 °C
Disipación media del calor 100-240 V 120 V 220-230 V	0,65 kW/h - -	- 1,0 kW/h 1,0 kW/h
Categoría de sobretensión	II	II
Grado de polución	2	2
IP	20	20
Tiempo de marcha	99 h, 59 min (incrementos de 1 minuto)	99 h, 59 min (incrementos de 1 minuto)
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m. (según el rotor)	15 200 r.p.m. (según el rotor)
Revoluciones mínimas $n_{m\acute{i}n}$	300 r.p.m.	300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 830 x g (según el rotor)	25 830 x g (según el rotor)
Volumen en el máximo de revoluciones ^{1, 2}	< 73 dB (A)	< 68 dB (A)
Máxima energía cinética 100-240 V 120 V 220-230 V	41 kJ - -	- 41 kJ 41 kJ
Rango de ajuste de la temperatura	-	-10 °C a +40 °C
Dimensiones Altura (tapa abierta / tapa cerrada) Altura de la mesa Ancho Profundidad (con conexión de red)	855 mm / 364 mm 320 mm 445 mm 660 mm	855 mm / 364 mm 320 mm 625 mm 660 mm
Peso ³ 100 V-240 V 120 V 220-230 V	61 kg - -	- 92 kg 94 kg

¹ 1 m frente al instrumento a 1,6 m de altura.

² Medición realizada con Fiberlite F15-8 x 50cy a 14 500 r.p.m., enfriamiento ajustado a -10 °C (solo en las unidades refrigeradas).

³ Sin rotor.

Tabla A-1: Datos técnicos de las centrifugas de la serie Multifuge X Pro

Modelo	Multifuge X4 Pro Multifuge X4 Pro-MD	Multifuge X4R Pro Multifuge X4R Pro-MD
Condiciones ambientales	Uso exclusivo en interiores. Altitudes de hasta 3 000 m sobre el nivel del mar. Máx. humedad relativa del 80% a 31 °C reducción lineal hasta el 50% de humedad relativa en 40°C	Uso exclusivo en interiores. Altitudes de hasta 3 000 m sobre el nivel del mar. Máx. humedad relativa del 80% a 31 °C reducción lineal hasta el 50% de humedad relativa en 40°C
Condiciones medioambientales durante el almacenamiento y envío	Temperatura: -10 °C a 55 °C Humedad: 15% hasta 85%	Temperatura: -10 °C a 55 °C Humedad: 15% hasta 85%
Temperatura ambiente admisible en funcionamiento	+2 °C a +35 °C	+2 °C a +35 °C
Disipación media del calor 120 V 220 V 208–240 V 220–240 V / 230 V	1,0 kW/h - 1,2 kW/h -	1,1 kW/h 1,6 kW/h - 1,6 kW/h
Categoría de sobretensión	II	II
Grado de polución	2	2
IP	20	20
Tiempo de marcha	99 h, 59 min (incrementos de 1 minuto)	99 h, 59 min (incrementos de 1 minuto)
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m. (según el rotor)	15 200 r.p.m. (según el rotor)
Revoluciones mínimas $n_{m\acute{i}n}$	300 r.p.m.	300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 830 x g (según el rotor)	25 830 x g (según el rotor)
Volumen en el máximo de revoluciones ^{1,2}	< 68 dB (A)	< 63 dB (A)
Máxima energía cinética 120 V 220 V 208–240 V 220–240 V / 230 V	51,7 kJ - 62,5 kJ -	51,7 kJ 62,5 kJ - 62,5 kJ
Rango de ajuste de la temperatura	-	-10 °C a +40 °C
Dimensiones Altura (tapa abierta / tapa cerrada) Altura de la mesa Ancho Profundidad (con conexión de red)	861 mm / 362 mm 325 mm 566 mm 690 mm	860 mm / 361 mm 325 mm 746 mm 690 mm
Peso ³ 120 V 220 V 208–240 V 220–240 V / 230 V	89 kg 89 kg -	117 kg 126 kg - 125 kg

¹ 1 m frente al instrumento a 1,6 m de altura.

² Medición realizada con Fiberlite F15-8 x 50cy a 14 500 r.p.m., enfriamiento ajustado a -10 °C (solo en las unidades refrigeradas).

³ Sin rotor.

Tabla A-2: Datos técnicos de las centrífugas de la serie Multifuge X Pro

Modelo	Multifuge X4F Pro Multifuge X4F Pro-MD	Multifuge X4RF Pro Multifuge X4RF Pro-MD
Condiciones ambientales	Uso exclusivo en interiores. Altitudes de hasta 3 000 m sobre el nivel del mar. Máx. humedad relativa del 80% a 31 °C reducción lineal hasta el 50% de humedad relativa en 40°C	Uso exclusivo en interiores. Altitudes de hasta 3 000 m sobre el nivel del mar. Máx. humedad relativa del 80% a 31 °C reducción lineal hasta el 50% de humedad relativa en 40°C
Condiciones medioambientales durante el almacenamiento y envío	Temperatura: -10 °C a 55 °C Humedad: 15% hasta 85%	Temperatura: -10 °C a 55 °C Humedad: 15% hasta 85%
Temperatura ambiente admisible en funcionamiento	+2 °C a +35 °C	+2 °C a +35 °C
Disipación media del calor 120 V 220 V 208–240 V 220–240 V / 230 V	1,0 kW/h - 1,2 kW/h -	1,1 kW/h 1,6 kW/h - 1,6 kW/h
Categoría de sobretensión	II	II
Grado de polución	2	2
IP	20	20
Tiempo de marcha	99 h, 59 min (incrementos de 1 minuto)	99 h, 59 min (incrementos de 1 minuto)
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m. (según el rotor)	15 200 r.p.m. (según el rotor)
Revoluciones mínimas $n_{m\acute{i}n}$	300 r.p.m.	300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 830 x g (según el rotor)	25 830 x g (según el rotor)
Volumen en el máximo de revoluciones ^{1, 2}	< 70 dB (A)	< 69 dB (A)
Máxima energía cinética 120 V 220 V 208–240 V 220–240 V / 230 V	51,7 kJ - 62,5 kJ -	51,7 kJ 62,5 kJ - 62,5 kJ
Rango de ajuste de la temperatura	-	-10 °C a +40 °C
Dimensiones Altura (tapa abierta / tapa cerrada) Altura de la mesa Ancho Profundidad (con conexión de red)	1350 mm / 835 mm 800 mm 566 mm 690 mm	1350 mm / 835 mm 800 mm 566 mm 690 mm
Peso ³ 120 V 220 V 208–240 V 220–240 V / 230 V	152 kg - 152 kg -	142 kg 146 kg - 145 kg

¹ 1 m frente al instrumento a 1,6 m de altura.

² Medición realizada con Fiberlite F15-8 x 50cy a 14500 r.p.m., enfriamiento ajustado a -10 °C (solo en las unidades refrigeradas).

³ Sin rotor.

Tabla A-3: Datos técnicos de las centrifugas de la serie Multifuge X Pro

A. 2. Serie Megafuge ST Plus

Modelo	Megafuge ST1 Plus Megafuge ST1 Plus-MD	Megafuge ST1R Plus Megafuge ST1R Plus-MD
Condiciones ambientales	Uso exclusivo en interiores. Altitudes de hasta 3 000 m sobre el nivel del mar. Máx. humedad relativa del 80% a 31 °C reducción lineal hasta el 50% de humedad relativa en 40°C	Uso exclusivo en interiores. Altitudes de hasta 3 000 m sobre el nivel del mar. Máx. humedad relativa del 80% a 31 °C reducción lineal hasta el 50% de humedad relativa en 40°C
Condiciones medioambientales durante el almacenamiento y envío	Temperatura: -10 °C a 55 °C Humedad: 15% hasta 85%	Temperatura: -10 °C a 55 °C Humedad: 15% hasta 85%
Temperatura ambiente admisible en funcionamiento	+2 °C a +35 °C	+2 °C a +35 °C
Disipación media del calor 100 V-240 V 120 V 220 V-230 V	0,65 kW/h - -	- 1,0 kW/h 1,0 kW/h
Categoría de sobretensión	II	II
Grado de polución	2	2
IP	20	20
Tiempo de marcha	99 h, 59 min (incrementos de 1 minuto)	99 h, 59 min (incrementos de 1 minuto)
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m. (según el rotor)	15 200 r.p.m. (según el rotor)
Revoluciones mínimas $n_{m\acute{i}n}$	300 r.p.m.	300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 830 x g (según el rotor)	25 830 x g (según el rotor)
Volumen en el máximo de revoluciones ^{1, 2}	< 73 dB (A)	< 68 dB (A)
Máxima energía cinética 120 V 100-240 V 220-230 V	- 41 kJ -	41 kJ 41 kJ 41 kJ
Rango de ajuste de la temperatura	-	-10 °C a +40 °C
Dimensiones Altura (tapa abierta / tapa cerrada) Altura de la mesa Ancho Profundidad (con conexión de red)	855 mm / 364 mm 320 mm 445 mm 660 mm	855 mm / 364 mm 320 mm 625 mm 660 mm
Peso ³ 100 V-240 V 120 V 220-230 V	61 kg - -	- 92 kg 94 kg

¹ 1 m frente al instrumento a 1,6 m de altura.

² Medición realizada con Fiberlite F15-8 x 50cy a 14500 r.p.m., enfriamiento ajustado a -10 °C (solo en las unidades refrigeradas).

³ Sin rotor.

Tabla A-4: Datos técnicos de las centrifugas de la serie Megafuge ST Plus

Modelo	Megafuge ST4 Plus Megafuge ST4 Plus-MD	Megafuge ST4R Plus Megafuge ST4R Plus-MD
Condiciones ambientales	Uso exclusivo en interiores. Altitudes de hasta 3 000 m sobre el nivel del mar. Máx. humedad relativa del 80% a 31 °C reducción lineal hasta el 50% de humedad relativa en 40°C	Uso exclusivo en interiores. Altitudes de hasta 3 000 m sobre el nivel del mar. Máx. humedad relativa del 80% a 31 °C reducción lineal hasta el 50% de humedad relativa en 40°C
Condiciones medioambientales durante el almacenamiento y envío	Temperatura: -10 °C a 55 °C Humedad: 15% hasta 85%	Temperatura: -10 °C a 55 °C Humedad: 15% hasta 85%
Temperatura ambiente admisible en funcionamiento	+2 °C a +35 °C	+2 °C a +35 °C
Disipación media del calor 120 V 220 V 208–240 V 220–240 V / 230 V	1,0 kW/h - 1,2 kW/h -	1,1 kW/h 1,6 kW/h - 1,6 kW/h
Categoría de sobretensión	II	II
Grado de polución	2	2
IP	20	20
Tiempo de marcha	99 h, 59 min (incrementos de 1 minuto)	99 h, 59 min (incrementos de 1 minuto)
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m. (según el rotor)	15 200 r.p.m. (según el rotor)
Revoluciones mínimas $n_{m\acute{i}n}$	300 r.p.m.	300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 830 x g (según el rotor)	25 830 x g (según el rotor)
Volumen en el máximo de revoluciones ^{1, 2}	< 68 dB (A)	< 63 dB (A)
Máxima energía cinética 120 V 220 V 208–240 V 220–240 V / 230 V	51,7 kJ - 62,5 kJ -	51,7 kJ 62,5 kJ - 62,5 kJ
Rango de ajuste de la temperatura	-	-10 °C a +40 °C
Dimensiones Altura (tapa abierta / tapa cerrada) Altura de la mesa Ancho Profundidad (con conexión de red)	861 mm / 362 mm 325 mm 566 mm 690 mm	860 mm / 361 mm 325 mm 746 mm 690 mm
Peso ³ 120 V 220 V 208–240 V 220–240 V / 230 V	89 kg - 89 kg -	117 kg 125 kg - 125 kg

¹ 1 m frente al instrumento a 1,6 m de altura.

² Medición realizada con Fiberlite F15-8 x 50cy a 14 500 r.p.m., enfriamiento ajustado a -10 °C (solo en las unidades refrigeradas).

³ Sin rotor.

Tabla A-5: Datos técnicos de las centrifugas de la serie Megafuge ST Plus

Modelo	Megafuge ST4F Plus Megafuge ST4F Plus-MD	Megafuge ST4RF Plus Megafuge ST4RF Plus-MD
Condiciones ambientales	Uso exclusivo en interiores. Altitudes de hasta 3 000 m sobre el nivel del mar. Máx. humedad relativa del 80% a 31 °C reducción lineal hasta el 50% de humedad relativa en 40°C	Uso exclusivo en interiores. Altitudes de hasta 3 000 m sobre el nivel del mar. Máx. humedad relativa del 80% a 31 °C reducción lineal hasta el 50% de humedad relativa en 40°C
Condiciones medioambientales durante el almacenamiento y envío	Temperatura: -10 °C a 55 °C Humedad: 15% hasta 85%	Temperatura: -10 °C a 55 °C Humedad: 15% hasta 85%
Temperatura ambiente admisible en funcionamiento	+2 °C a +35 °C	+2 °C a +35 °C
Disipación media del calor 120 V 220 V 208–240 V 220–240 V / 230 V	1,0 kW/h - 1,2 kW/h -	1,1 kW/h 1,6 kW/h - 1,6 kW/h
Categoría de sobretensión	II	II
Grado de polución	2	2
IP	20	20
Tiempo de marcha	99 h, 59 min (incrementos de 1 minuto)	99 h, 59 min (incrementos de 1 minuto)
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m. (según el rotor)	15 200 r.p.m. (según el rotor)
Revoluciones mínimas $n_{m\acute{i}n}$	300 r.p.m.	300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 830 x g (según el rotor)	25 830 x g (según el rotor)
Volumen en el máximo de revoluciones ^{1,2}	< 70 dB (A)	< 69 dB (A)
Máxima energía cinética 120 V 220 V 208–240 V 220–240 V / 230 V	51,7 kJ - 62,5 kJ -	51,7 kJ 62,5 kJ - 62,5 kJ
Rango de ajuste de la temperatura	-	-10 °C a +40 °C
Dimensiones Altura (tapa abierta / tapa cerrada) Altura de la mesa Ancho Profundidad (con conexión de red)	1350 mm / 835 mm 800 mm 566 mm 690 mm	1350 mm / 835 mm 800 mm 566 mm 690 mm
Peso ³ 120 V 220 V 208–240 V 220–240 V / 230 V	152 kg - 152 kg -	142 kg 146 kg - 145 kg

¹ 1 m frente al instrumento a 1,6 m de altura.

² Medición realizada con Fiberlite F15-8 x 50cy a 14 500 r.p.m., enfriamiento ajustado a -10 °C (solo en las unidades refrigeradas).

³ Sin rotor.

Tabla A-6: Datos técnicos de las centrífugas de la serie Megafuge ST Plus

A. 3. Directivas, normas y directrices

Centrífuga	Región	Directiva	Norma
Thermo Scientific Multifuge X1 Pro	Europa <u>Refrigerada</u> 220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz	2006/42/UE Directriz de maquinaria	EN 61010-1, Edición 3 EN 61010-2-020, Edición 3
Multifuge X1R Pro	<u>Refrigerada</u> 220-230 Hz, 50 / 60 Hz	2014/35/CE Baja tensión (objetivos de protección)	EN 61326-1 Clase B EN ISO 13485
Megafuge ST1 Plus	<u>Ventilada</u> 208-240 V, 50 / 60 Hz	2014/30/UE Compatibilidad Electromagnética (CEM)	EN ISO 14971 ISO 9001
Megafuge ST1R Plus	<u>Ventilada</u> 100-240 V, 50 / 60 Hz	2011/65/EC RoHS Directrice UE RoHS Restricción en el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos	
Multifuge X4 Pro			
Multifuge X4R Pro			
Megafuge ST4 Plus	EEUU & Canadá <u>Refrigerada</u> 220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz		ANSI/UL 61010-1, Edición 3 UL 61010-2-020, Edición 3 FCC Parte 15 EN ISO 14971 EN ISO 13485 ISO 9001
Megafuge ST4R Plus	<u>Refrigerada/ventilada</u> 120 V, 60 Hz		
Multifuge X4F Pro	<u>Ventilada</u> 208-240 V, 50 / 60 Hz		
Multifuge X4RF Pro	<u>Ventilada</u> 100-240 V, 50 / 60 Hz		
Megafuge ST4F Plus			
Megafuge ST4RF Plus	Japón <u>Ventilada</u> 100-240 V, 50 / 60 Hz		IEC 61010-1, Edición 3 IEC 61010-2-020, Edición 3 IEC 61326-1 Clase B EN ISO 14971 EN ISO 13485 ISO 9001
	Corea del Sur <u>Refrigerada</u> 220 V, 60 Hz		
	China <u>Refrigerada</u> 220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz		
	<u>Ventilada</u> 208-240 V, 50 / 60 Hz		
	<u>Ventilada</u> 100-240 V, 50 / 60 Hz		

Tabla A-7: Directivas y normativas para las centrífugas Serie Multifuge X Pro / Megafuge ST Plus

NOTA Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase A, con arreglo a la parte 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales al utilizar el equipo en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El uso de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso podría exigirse al usuario que asuma los gastos de tomar las medidas necesarias para corregirlo.

Centrífuga	Región	Directiva	Norma
Thermo Scientific Multifuge X1 Pro-MD Multifuge X1R Pro-MD Megafuge ST1 Plus-MD Megafuge ST1R Plus-MD Multifuge X4 Pro-MD Multifuge X4R Pro-MD	Europa <u>Refrigerada</u> 220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz <u>Refrigerada</u> 220-230 Hz, 50 / 60 Hz <u>Ventilada</u> 208-240 V, 50 / 60 Hz <u>Ventilada</u> 100-240 V, 50 / 60 Hz	98/79/CE Diagnóstico in vitro 2006/42/UE Directriz de maquinaria 2014/35/CE Baja tensión (objetivos de protección) 2014/30/UE Compatibilidad Electromagnética (CEM) 2011/65/EC RoHS Directrice UE RoHS Restricción en el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos	EN 61010-1, Edición 3 EN 61010-2-020, Edición 3 EN 61010-2-101, Edición 3 EN 61326-2-6 EN 61326-1 Clase B EN ISO 13485 EN ISO 14971 ISO 9001
Megafuge ST4 Plus-MD Megafuge ST4R Plus-MD Multifuge X4F Pro-MD Multifuge X4RF Pro-MD	EEUU & Canadá <u>Refrigerada</u> 220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz <u>Refrigerada/ventilada</u> 120 V, 60 Hz <u>Ventilada</u> 208-240 V, 50 / 60 Hz <u>Ventilada</u> 100-240 V, 50 / 60 Hz	Listado de la FDA Código de producto JQC Centrífugas para uso clínico Clase de aparato 1	ANSI/UL 61010-1, Edición 3 UL 61010-2-020, Edición 3 UL 61010-2-101, Edición 3 FCC Parte 15 EN ISO 14971 EN ISO 13485 ISO 9001
Megafuge ST4F Plus-MD Megafuge ST4RF Plus-MD	Japón <u>Ventilada</u> 100-240 V, 50 / 60 Hz Corea del Sur <u>Refrigerada</u> 220 V, 60 Hz China <u>Refrigerada</u> 220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz <u>Ventilada</u> 208-240 V, 50 / 60 Hz <u>Ventilada</u> 100-240 V, 50 / 60 Hz		IEC 61010-1, Edición 3 IEC 61010-2-020, Edición 3 IEC 61010-2-101, Edición 3 IEC 61326-2-6 IEC 61326-1 Clase B EN ISO 14971 EN ISO 13485 ISO 9001

Tabla A-8: Directivas y normativas para las centrifugas Serie Multifuge X Pro-MD / Megafuge ST Plus-MD

NOTA Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase A, con arreglo a la parte 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales al utilizar el equipo en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El uso de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso podría exigirse al usuario que asuma los gastos de tomar las medidas necesarias para corregirlo.

A. 4. Refrigerantes

Artículo N°	Centrifuga	Refrigerante	Cantidad	Presión	GWP	CO ₂ e
75009750	Multifuge X1R Pro (220-230 V)	R-134a	0,28 kg	21 bar	1430	0,4 t
75009770	Megafuge ST1R Plus (220-230 V)	R-134a	0,28 kg	21 bar	1430	0,4 t
75009250	Multifuge X1R Pro-MD (220-230 V)	R-134a	0,28 kg	21 bar	1430	0,4 t
75009251	Multifuge X1R Pro-MD (120 V)	R-134a	0,38 kg	21 bar	1430	0,54 t
75009270	Megafuge ST1R Plus-MD (220-230 V)	R-134a	0,28 kg	21 bar	1430	0,4 t
75009271	Megafuge ST1R Plus-MD (120 V)	R-134a	0,38 kg	21 bar	1430	0,54 t
75009915	Multifuge X4R Pro (220-240 V/230 V)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009916	Multifuge X4R Pro (120 V)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,77 t
75009815	Multifuge X4R Pro (220 V)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009918	Megafuge ST4R Plus (220-240 V/230 V)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009919	Megafuge ST4R Plus (120 V)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,77 t
75009818	Megafuge ST4R Plus (220 V)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,77 t
75009515	Multifuge X4R Pro-MD (220-240 V/230 V)	R-134a	0,43 kg	31 bar	1430	0,61 t
75009516	Multifuge X4R Pro-MD (120 V)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,77 t
75009615	Multifuge X4R Pro-MD (220 V)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009518	Megafuge ST4R Plus-MD (220-240 V/230 V)	R-134a	0,43 kg	31 bar	1430	0,61 t
75009519	Megafuge ST4R Plus-MD (120 V)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,77 t
75009618	Megafuge ST4R Plus-MD (220 V)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,77 t
75009936	Multifuge X4RF Pro (220-240 V/230 V)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009948	Megafuge ST4RF Plus (220-240 V / 230 V)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009536	Multifuge X4RF Pro-MD (220-240 V/230 V)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009537	Multifuge X4RF Pro-MD (120 V)	R-134a	0,60 kg	21 bar	1430	0,85 t
75009962	Megafuge ST4RF Plus-MD (220-240 V / 230 V)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009946	Megafuge ST4RF Plus-MD (120 V)	R-134a	0,60 kg	21 bar	1430	0,85 t

Contiene gases fluorados de efecto invernadero en un sistema herméticamente sellado.

Tabla A-9: Refrigerantes utilizados para las series Multifuge X Pro/Megafuge ST Plus

A. 5. Alimentación de corriente

La siguiente tabla contiene un resumen de los datos de conexión eléctrica para las centrífugas de las series Multifuge X Pro/Megafuge ST Plus. Estos datos deben tenerse en cuenta cuando se seleccione la toma de conexión de alimentación.

Art. N°	Centrífuga	Tensión de red (V)	Frecuencia (Hz)	Corriente asignada (A)	Consumo de energía (W)	Fusible del edificio (AT)	Fusible del aparato (AT)
75009710	Multifuge X1 Pro	100-240	50 / 60	8,5	850	15	15 EE. UU. 16 Europa
75009750	Multifuge X1R Pro	220-230	50 / 60	6,5	1350	15	16
75009730	Megafuge ST1 Plus	100-240	50 / 60	8,5	850	15	15 EE. UU. 16 Europa
75009770	Megafuge ST1R Plus	220-230	50 / 60	6,5	1350	15	16
75009210	Multifuge X1 Pro-MD	100-240	50 / 60	8,5	850	15	15 EE. UU. 16 Europa
75009250	Multifuge X1R Pro-MD	220-230	50 / 60	6,5	1350	15	16
75009251	Multifuge X1R Pro-MD	120	60	11	1350	15	15
75009230	Megafuge ST1 Plus-MD	100-240	50 / 60	8,5	850	15	15 EE. UU. 16 Europa
75009270	Megafuge ST1R Plus-MD	220-230	50 / 60	6,5	1350	15	16
75009271	Megafuge ST1R Plus-MD	120	60	11	1350	15	15
75009900	Multifuge X4 Pro	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16
75009915	Multifuge X4R Pro	220-240 230	50 60	8,5 8,5	1850 1850	16 15	15 16
75009815	Multifuge X4R Pro	220	60	8,5	1850	15	16
75009903	Megafuge ST4 Plus	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16
75009918	Megafuge ST4R Plus	220-240 230	50 60	8,5 8,5	1850 1850	15	16
75009818	Megafuge ST4R Plus	220	60	8,5	1850	15	16
75009500	Multifuge X4 Pro-MD	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16
75009501	Multifuge X4 Pro-MD	120	50 / 60	10,5	1300	15	15
75009515	Multifuge X4R Pro-MD	220-240 230	50 60	8,5 8,5	1850 1850	15	16
75009615	Multifuge X4R Pro-MD	220	60	8,5	1850	15	16
75009516	Multifuge X4R Pro-MD	120	60	12	1400	15	15
75009503	Megafuge ST4 Plus-MD	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16
75009504	Megafuge ST4 Plus-MD	120	50 / 60	10,5	1300	15	15
75009518	Megafuge ST4R Plus-MD	220-240 230	50 60	8,5 8,5	1850 1850	15	16
75009618	Megafuge ST4R Plus-MD	220	60	8,5	1850	15	16

Art. N°	Centrífuga	Tensión de red (V)	Frecuencia (Hz)	Corriente asignada (A)	Consumo de energía (W)	Fusible del edificio (AT)	Fusible del aparato (AT)
75009519	Megafuge ST4R Plus-MD	120	60	12	1400	15	15
75009930	Multifuge X4F Pro	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16
75009936	Multifuge X4RF Pro	220-240 230	50 60	8,5 8,5	1850 1850	15	16
75009947	Megafuge ST4F Plus	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16
75009948	Megafuge ST4RF Plus	220-240 230	50 60	8,5 8,5	1850 1850	15	16
75009530	Multifuge X4F Pro-MD	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16
75009531	Multifuge X4F Pro-MD	120	50 / 60	10,5	1300	15	15
75009536	Multifuge X4RF Pro-MD	220-240 230	50 60	8,5 8,5	1850 1850	15	16
75009537	Multifuge X4RF Pro-MD	120	60	12	1400	15	15
75009961	Megafuge ST4F Plus-MD	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16
75009960	Megafuge ST4F Plus-MD	120	50 / 60	10,5	1300	15	15
75009962	Megafuge ST4RF Plus-MD	220-240 230	50 60	8,5 8,5	1850 1850	15	16
75009946	Megafuge ST4RF Plus-MD	120	60	12	1400	15	15

Tabla A-10: Datos de conexión eléctrica de las series Multifuge X Pro/Megafuge ST Plus

A. 6. Programa de rotores

Para obtener más información sobre los rotores y los accesorios, consulte «Especificaciones del rotor» en página B-1.

A. 6. 1. Rotores para laboratorio y centrifugas de diagnóstico in vitro (IVD)

Thermo Scientific - Nombre de rotor	Multifuge X1 Pro / X1R Pro / X1 Pro-MD / X1R Pro-MD	Megafuge ST1 Plus / ST1R Plus / ST1 Plus-MD / ST1R Plus-MD
TX-200 (75003658)	✓	✓
TX-400 (75003181)	✓	✓
TX-750 (75003180)	✗	✗
TX-1000 (75003017)	✗	✗
H-FLEX 1 (75003300)	✓	✓
H-FLEX HS4 (75003330)	✗	✗
HIGHPlate 6000 (75003606)	✗	✗
M-20 Microplate (75003624)	✓	✓
BIOShield 720 (75003183)	✓	✓
BIOShield 1000A (75003182)	✗	✗
CLINIConic (75003623)	✓	✓
8 x 50 ml Sealed (75003694)	✓	✓
HIGHConic II (75003620)	✓	✓
Microliter 30 x 2 (75003652)	✓	✓
Microliter 48 x 2 (75003602)	✓	✓
MicroClick 30 x 2 (75005719)	✓	✓
MicroClick 18 x 5 (75005765)	✓	✓
Fiberlite F13-14 x 50cy (75003661)	✓	✗
Fiberlite F14-6 x 250 LE (75003662)	✗	✗
Fiberlite F15-6 x 100y (75003698)	✓	✓
Fiberlite F15-8 x 50cy (75003663)	✓	✗
Fiberlite F21-48 x 2 (75003664)	✓	✓
Fiberlite H3-LV (75003665)	✗	✗
Fiberlite F10-6 x 100 LEX (75003340)	✓	✓

Thermo Scientific - Nombre de rotor	Multifuge X4 Pro / X4R Pro / X4 Pro-MD / X4R Pro-MD	Megafuge ST4 Plus / ST4R Plus / ST4 Plus-MD / ST4R Plus-MD
TX-200 (75003658)	✗	✗
TX-400 (75003181)	✗	✗
TX-750 (75003180)	✓	✓
TX-1000 (75003017)	✓	✓
H-FLEX 1 (75003300)	✗	✗
H-FLEX HS4 (75003330)	✓	✓
HIGHPlate 6000 (75003606)	✓	✗
M-20 Microplate (75003624)	✓	✓
BIOShield 720 (75003183)	✗	✗
BIOShield 1000A (75003182)	✓	✓
CLINIConic (75003623)	✗	✗
8 x 50 ml Sealed (75003694)	✗	✗
HIGHConic II (75003620)	✓	✓
Microliter 30 x 2 (75003652)	✓	✓
Microliter 48 x 2 (75003602)	✓	✓
MicroClick 30 x 2 (75005719)	✓	✓
MicroClick 18 x 5 (75005765)	✓	✓
Fiberlite F13-14 x 50cy (75003661)	✓	✗
Fiberlite F14-6 x 250 LE (75003662)	✓	✗
Fiberlite F15-6 x 100y (75003698)	✓	✓
Fiberlite F15-8 x 50cy (75003663)	✓	✗
Fiberlite F21-48 x 2 (75003664)	✓	✓
Fiberlite H3-LV (75003665)	✓	✗
Fiberlite F10-6 x 100 LEX (75003340)	✓	✓

Thermo Scientific - Nombre de rotor	Multifuge X4F Pro / X4RF Pro / X4F Pro-MD / X4RF Pro-MD	Megafuge ST4F Plus / ST4RF Plus / ST4F Plus-MD / ST4RF Plus-MD
TX-200 (75003658)	✗	✗
TX-400 (75003181)	✗	✗
TX-750 (75003180)	✓	✓
TX-1000 (75003017)	✓	✓
H-FLEX 1 (75003300)	✗	✗
H-FLEX HS4 (75003330)	✓	✓
HIGHPlate 6000 (75003606)	✓	✗
M-20 Microplate (75003624)	✓	✓
BIOShield 720 (75003183)	✗	✗
BIOShield 1000A (75003182)	✓	✓
CLINIConic (75003623)	✗	✗
8 x 50 ml Sealed (75003694)	✗	✗
HIGHConic II (75003620)	✓	✓
Microliter 30 x 2 (75003652)	✓	✓
Microliter 48 x 2 (75003602)	✓	✓
MicroClick 30 x 2 (75005719)	✓	✓
MicroClick 18 x 5 (75005765)	✓	✓
Fiberlite F13-14 x 50cy (75003661)	✓	✗
Fiberlite F14-6 x 250 LE (75003662)	✓	✗
Fiberlite F15-6 x 100y (75003698)	✓	✓
Fiberlite F15-8 x 50cy (75003663)	✓	✗
Fiberlite F21-48 x 2 (75003664)	✓	✓
Fiberlite H3-LV (75003665)	✓	✗
Fiberlite F10-6 x 100 LEX (75003340)	✓	✓

Tabla A-11: Programa de rotores - Uso general e IVD

B. Especificaciones del rotor

En esta sección se indican los rotores y los accesorios.

Para obtener más información sobre los adaptadores y los accesorios, consulte los apartados de los diferentes rotores en este capítulo.



B. 1. TX-200

B. 1. 1. Volumen de suministro

Artículo N°	Pos.	Cantidad
75003658	Rotor TX-200	1
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1
75003786	Grasa para pernos	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1

B. 1. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	2,5 kg
Carga máxima permitida	4 x 275 g
Número máx. de ciclos	82 000
Radio máx./mín.	165 / 64 mm
Ángulo de inclinación	90°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrífugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrífuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5 500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	5 580 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	7 921
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 30 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	13 °C

Datos de rendimiento de las centrífugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrífuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5 500 r.p.m.	5 500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	5 580 x g	5 580 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	7 921	7 921
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	5 500 r.p.m.	5 500 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	1 °C	6 °C

Megafuge ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Tensión de la centrífuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5 500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	5 580 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	7 921
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 30 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	13 °C

Megafuge ST1R Plus / ST1R Plus-MD		
Tensión de la centrífuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5 500 r.p.m.	5 500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	5 580 x g	5 580 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	7 921	7 921
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	5 500 r.p.m.	5 500 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	1 °C	6 °C



B. 1. 3. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75003659	Cubetas redondas para TX-200 (4x)
75003660	Tapas de biocontención ClickSeal redondas para TX-200 (4x)
75003687	Juntas tóricas de repuesto para tapas de TX-200 (x4)
75003800	Botella biológica de polipropileno de 180 ml (12x)
Adaptadores para uso en laboratorio	
75003801	Tubo abierto de base redonda de 100 ml
75003802	Tubo de base redonda DIN de 50 ml
75003815	Tubo de base redonda de 50 ml
75003805	Tubo de base redonda/plana DIN de 25 ml
75003806	Tubo de base redonda de 20 ml
75003810	Tubo abierto de base redonda de 5/7 ml
75003811	Tubo de base redonda o RIA de 3/5 ml
Adaptadores para IVD	
75003803	Tubo cónico o acampanado de 50 ml
75003771	Tubo cónico de 15 ml
75003809	Tubo de muestras de sangre de 15 ml
75003807	Tubo para orina cónico de 14 ml
75003808	Tubo de muestras de sangre de 10 ml
75003804	Tubo universal Sterilin de 30 ml
75003812	Microtubo de 1,5/2 ml
75003785	Tubo de muestras de sangre de 5/7 ml o 4,5/6 ml

B. 1. 4. Certificado de biocontención

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment testing of Thermo Scientific swing out bucket rotor 75003658 and buckets 75003659

Report No. 77- 08 G

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 1st June 2009

Test Summary

A Thermo Scientific centrifuge bucket 75003659 with aerosol tight lid (Max speed 5,500 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 5,500 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By



B. 2. TX-400

B. 2. 1. Volumen de suministro

Artículo Nº	Pos.	Cantidad
75003629	Rotor TX-400	1
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1
75003786	Grasa para pernos	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1

B. 2. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	4,1 kg
Carga máxima permitida	4 x 570 g
Número máx. de ciclos	50 000
Radio máx./mín.	168 / 68 mm
Ángulo de inclinación	90°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	4 696 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	9 153
Tiempo de aceleración / frenado	25 s / 35 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	13 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5 000 r.p.m.	5 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	4 696 x g	4 696 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	9 153	9 153
Tiempo de aceleración / frenado	25 s / 35 s	30 s / 35 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	5 000 r.p.m.	5 000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-3 °C	2 °C

Megafuge ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	4 696 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	9 153
Tiempo de aceleración / frenado	25 s / 35 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	13 °C

Megafuge ST1R Plus / ST1R Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5 000 r.p.m.	5 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	4 696 x g	4 696 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	9 153	9 153
Tiempo de aceleración / frenado	25 s / 35 s	30 s / 35 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	5 000 r.p.m.	5 000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-3 °C	2 °C



B. 2. 3. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75003181	Cruceta para rotor TX-400
75003655	Cubetas redondas para TX-400 (4x)
75003656	Tapas de biocontención ClickSeal redondas para TX-400 (4x)
75003657	Juntas tóricas de repuesto para tapas de TX-400 (x4)
75007585	Botella biológica de polipropileno de 400 ml (12x)
Adaptadores para uso en laboratorio	
75003788	Botella Nalgene™ de 250 ml de Thermo Scientific; Botella cónica Nunc de 200 ml de Thermo Scientific (requiere Nunc n.º 377585); Botella cónica BD Falcon de 225 ml/175 ml (requiere BD n.º 352090)
75003708	Tubo abierto de base redonda de 100 ml
75003707	Tubo de base redonda DIN de 50 ml
75003799	Tubo Oak Ridge de Nalgene™ de 50 ml
75003703	Tubo de base redonda/plana DIN de 30/25 ml
75003704	Tubo de base redonda de 15 ml (Sarstedt)
75003793	Tubo de base redonda o RIA de 3 ml (sin tapón)
Adaptadores para IVD	
75003683	Tubo cónico de 50 ml
75003682	Tubo cónico de 15 ml
75003794	Tubo de muestras de sangre de 15 ml (17 x 125 mm)
75003798	Tubo para orina redondo o cónico de 14 ml
75003681	Tubo de muestras de sangre de 10 ml (16 x 100 mm)
75003706	Tubo universal Sterilin de 30 ml
75003680	Tubo de muestras de sangre de 5/7 ml (13 x 75-100 mm)
75003700	Microtubo de 1,5/2 ml
75003825	Tubo de muestras de sangre de 4,5/6 ml (Greiner)

B. 2. 4. Certificado de biocontención

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment testing of Thermo Scientific swing out bucket rotor 75003629 and buckets 75003655

Report No. 77-08 E

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 1st June 2009

Test Summary

A Thermo Scientific centrifuge bucket 75003655 with aerosol tight lid (Max speed 5,000 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 5,000 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By



B. 3. TX-750

B. 3. 1. Volumen de suministro

Artículo N°	Pos.	Cantidad
75003180	Rotor TX-750	1
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1
75003786	Grasa para pernos	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	4700 r.p.m.	4700 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{máx}$	4816 x g	4816 x g
Valor K con $n_{máx}$	9783	9783
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 45 s	55 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	13 °C	13 °C

Megafuge ST4 Plus / ST4 Plus-MD Megafuge ST4F Plus / ST4F Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	4700 r.p.m.	4700 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{máx}$	4816 x g	4816 x g
Valor K con $n_{máx}$	9783	9783
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 45 s	55 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	13 °C	13 °C

B. 3. 2. Datos técnicos (cubetas redondas)

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	7,4 kg
Carga máxima permitida	4 x 800 g
Número máx. de ciclos	
Cruceta del rotor	120000
Cubeta	70000
Radio máx./mín.	195 mm / 83 mm
Ángulo de inclinación	90°
Impermeable a aerosoles	Opcional
Temperatura máxima en autoclave	121 °C
Piezas no compatibles con autoclave	Junta tórica 75003610

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	4700 r.p.m.	4700 r.p.m.
Valor RCF máx. en $n_{máx}$	4816 x g	4816 x g
Valor K con $n_{máx}$	9783	9783
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 45 s	45 s / 50 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	4700 r.p.m.	4400 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	1 °C	11 °C

Megafuge ST4R Plus / ST4R Plus-MD Megafuge ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	4700 r.p.m.	4700 r.p.m.
Valor RCF máx. en $n_{máx}$	4816 x g	4816 x g
Valor K con $n_{máx}$	9783	9783
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 45 s	45 s / 50 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	4700 r.p.m.	4400 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	1 °C	11 °C



B. 3. 3. Datos técnicos (cubetas rectangulares)

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	6,8 kg
Carga máxima permitida	4 x 750 g
Número máx. de ciclos	
Cruceta del rotor	120000
Cubeta	100000
Radio máx. / mín.	195 mm / 89 mm
Ángulo de inclinación	90°
Impermeable a aerosoles	Opcional
Temperatura máxima en autoclave	121 °C
Piezas no compatibles con autoclave	Junta tórica 75003610

Datos de rendimiento de las centrífugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrífuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	4500 r.p.m.	4300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{máx}$	4415 x g	4031 x g
Valor K con $n_{máx}$	9800	10732
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 40 s	50 s / 40 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	13 °C	10 °C

Datos de rendimiento de las centrífugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrífuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	4700 r.p.m.	4300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{máx}$	4816 x g	4031 x g
Valor K con $n_{máx}$	8983	10732
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 45 s	45 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	4600 r.p.m.	3800 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	7 °C	10 °C

Megafuge ST4 Plus / ST4 Plus-MD Megafuge ST4F Plus / ST4F Plus-MD		
Tensión de la centrífuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	4500 r.p.m.	4300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{máx}$	4415 x g	4031 x g
Valor K con $n_{máx}$	9800	10732
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 40 s	50 s / 40 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	13 °C	10 °C

Megafuge ST4R Plus / ST4R Plus-MD Megafuge ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD		
Tensión de la centrífuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	4700 r.p.m.	4300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{máx}$	4816 x g	4031 x g
Valor K con $n_{máx}$	8983	10732
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 45 s	45 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	4600 r.p.m.	3800 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	7 °C	10 °C



B. 3. 4. Datos técnicos (soportes de microplacas)

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	7,3 kg
Carga máxima permitida	4 x 500 g
Número máx. de ciclos	
Cruceta del rotor	120 000
Cubeta	120 000
Radio máx. / mín.	155 mm / 99 mm
Ángulo de inclinación	90°
Impermeable a aerosoles	No
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrífuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	4700 r.p.m.	4700 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{máx}$	3828 x g	3828 x g
Valor K con $n_{máx}$	5 135	5 135
Tiempo de aceleración / frenado	35 s / 40 s	45 s / 40 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	10 °C	10 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrífuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	4700 r.p.m.	4700 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{máx}$	3828 x g	3828 x g
Valor K con $n_{máx}$	5 135	5 135
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	40 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	4700 r.p.m.	4400 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	<0 °C	11 °C

Megafuge ST4 Plus / ST4 Plus-MD Megafuge ST4F Plus / ST4F Plus-MD		
Tensión de la centrífuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	4700 r.p.m.	4700 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{máx}$	3828 x g	3828 x g
Valor K con $n_{máx}$	5 135	5 135
Tiempo de aceleración / frenado	35 s / 40 s	45 s / 40 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	10 °C	10 °C

Megafuge ST4R Plus / ST4R Plus-MD Megafuge ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD		
Tensión de la centrífuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	4700 r.p.m.	4700 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{máx}$	3828 x g	3828 x g
Valor K con $n_{máx}$	5 135	5 135
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	40 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	4700 r.p.m.	4400 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	<0 °C	11 °C

B. 3. 5. Accesorios

TX-750 (cubetas redondas)



Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75003180	Cruceta para rotor TX-750
75003608	Cubetas redondas para TX-750 (4x) *
75003609	Tapas de biocontención ClickSeal redondas para TX-750 (4x)
75003610	Juntas tóricas redondas de repuesto para tapas de TX-750 (x4)
75006443	Botella biológica de 750 ml, polipropileno (1 cada uno)
75003795	Soportes de microplacas y matraz T-75 (incluye la bandeja y las almohadillas) (x2)
75003617	Soportes de microplacas y matraz T-75 (incluye la bandeja y las almohadillas) (x4)
Adaptadores para uso en laboratorio	
75003792	Botella cónica Corning de 250 ml (solo cubetas no selladas)
75003710	Botella Nalgene de 250 ml
75003710	Botella cónica BD Falcon de 225 ml/175 ml (requiere BD n.º 352090) (solo cubetas abiertas)
75003710	Botella cónica Nunc de 200 ml (solo cubetas abiertas) (requiere Nunc n.º 377585)
75003710	Botella cónica Nalgene de 175 ml (requiere Nalgene n.º DS3126-0175) (solo cubetas abiertas)
75003713	Tubo abierto de base redonda de 100 ml
75003715	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 50 ml
75003724	Tubo de base redonda o RIA de 5 ml (sin tapón)
75003732	Tubo de base redonda de 5/7 ml (sin tapa) con útil de decantación
75008383	Matraz T-75 Nunc Easy
75008384	Matraz T-25 Nunc Easy
Adaptadores para IVD	
75003714	El tubo cónico de 50 ml (incluye recipiente de sellado) se puede combinar con las tapas ClickSeal
75003638	Tubo cónico de 50 ml
75003824 (nuevo núm.: 75006533 x 4)	Tubo cónico o acampanado de 50 ml
75003716	Tubo universal Sterilin de 30 ml
75003639	Tubo cónico de 15 ml
75003719	Tubo de muestras de sangre de 15 ml (17 x 125 mm) (solo círculo interior)
75003719	Tubo de muestras de sangre de 10 ml (16 x 100 mm) o Corex/Kimble de 15 ml
75003718	Tubo para orina redondo o cónico de 14 ml
75003723	Tubo de muestras de sangre de 5/7 ml o 4,5/6 ml (13 x 75-100 mm)
75003733	Microtubo de 1,5/2 ml

TX-750 (cubetas rectangulares)

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75003180	Cruceta para rotor TX-750
75003614	Cubetas rectangulares para TX-750 (x4)
75003615	Tapas de biocontención ClickSeal rectangulares para TX-750 (x4)
75003616	Juntas tóricas rectangulares de repuesto para tapas de TX-750 (x4)
Adaptadores para uso en laboratorio	
75003737	Botella de base plana de 250 ml
75003738	Tubo abierto de base redonda de 150 ml
75003742	Tubo abierto de base redonda de 100 ml
75003749	Tubo de base redonda de 50 ml
75003750	Tubo de base plana/redonda de 45 ml
75003756	Tubo de base redonda DIN de 25 ml
75003758	Tubo abridado de base redonda de 14 ml
75003769	Tubo de base redonda de 5/7 ml (13 x 75-100 mm)
Adaptadores para IVD	
75003685	Tubo cónico de 50 ml
75003684	Tubo cónico de 15 ml
75003759	Tubo para orina redondo o cónico de 14 ml
75003767	Tubo de muestras de sangre de 10 ml
75003768	Tubo de muestras de sangre de 5/7 ml o 4,5/6 ml
75003755	Tubo universal Sterilin de 30 ml
75003770	Microtubo de 1,5/2 ml

TX-750 (soportes de microplacas)

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75003180	Cruceta para rotor TX-750
75003795	Soportes de microplacas y matraces T-75 (incluye las bandejas para placas y la almohadilla de goma) (x2)
75003617	Soportes de microplacas y matraces T-75 (incluye las bandejas para placas y la almohadilla de goma) (x4)

* Tenga en cuenta la información sobre el montaje en página 2-7.



B. 3. 6. Certificado de biocontención

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment testing of Thermo Scientific Swing out bucket rotor 75003607 and bucket 75003608

Report No. 59-08 C

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 15th January 2009

Test Summary

A Thermo Scientific 75003608 centrifuge bucket with aerosol tight lid (Max speed 4,700 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 4,700 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment testing of Thermo Scientific swing out bucket rotor 75003607 and bucket 75003614

Report No. 59-08 D

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 15th January 2009

Test Summary

A Thermo Scientific 75003614 centrifuge bucket with aerosol tight lid (Max speed 4,700 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 4,700 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By



B. 4. TX-1000

B. 4. 1. Volumen de suministro

Artículo Nº	Pos.	Cantidad
75003017	Cruceta para rotor TX-1000	1
75003001	Cubetas TX-1000	4
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1
75003786	Grasa para pernos	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1

Datos de rendimiento de las centrífugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrífuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	3800 r.p.m.	3800 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{máx}$	3374 x g	3374 x g
Valor K con $n_{máx}$	11567	11567
Tiempo de aceleración / frenado	60 s / 60 s	75 s / 65 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	9 °C	9 °C

Megafuge ST4 Plus / ST4 Plus-MD Megafuge ST4F Plus / ST4F Plus-MD		
Tensión de la centrífuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	3800 r.p.m.	3800 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{máx}$	3374 x g	3374 x g
Valor K con $n_{máx}$	11567	11567
Tiempo de aceleración / frenado	60 s / 60 s	75 s / 65 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	9 °C	9 °C

B. 4. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	9,8 kg
Carga máxima permitida	4 x 1500 g
Número máx. de ciclos	55000
Radio máx. / mín.	209 mm / 108 mm
Ángulo de inclinación	90°
Impermeable a aerosoles	Opcional
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrífugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrífuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	4200 r.p.m.	4200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{máx}$	4122 x g	4122 x g
Valor K con $n_{máx}$	9469	9469
Tiempo de aceleración / frenado	65 s / 75 s	85 s / 75 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	4200 r.p.m.	4000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	2 °C	10 °C

Megafuge ST4R Plus / ST4R Plus-MD Megafuge ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD		
Tensión de la centrífuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{máx}$	4200 r.p.m.	4200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{máx}$	4122 x g	4122 x g
Valor K con $n_{máx}$	9469	9469
Tiempo de aceleración / frenado	65 s / 75 s	85 s / 75 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	4200 r.p.m.	4000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	2 °C	10 °C



B. 4. 3. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75003017	Cruceta para rotor TX-1000
75003001	Cubetas TX-1000 (4x)
75007309	Tapas de biocontención ClickSeal para TX-1000 (x4)
75007001	Juntas tóricas de repuesto
75007300	Botella biológica de polipropileno de 1000 ml (4x)
Adaptadores para uso en laboratorio	
75007301	Botella biológica de 1000 ml (75007300)
75007304	Botella biológica de polipropileno de 750 ml
75004253	Botella Nalgene de 500 ml
75007302	Botella Corning de 500 ml (requiere Corning 431124)
75005392	Botella cónica Corning de 250 ml o botella Nunc™ de 200 ml o botella cónica Nalgene de 175 ml
75007305	Botella Nalgene de 250 ml/botella BD Falcon™ de 225 ml (requiere BD n.º 352090)/botella cónica Nunc de 200 ml (requiere Nunc n.º 377585)/botella cónica Nalgene de 175 ml (requiere Nalgene n.º DS3126-0175)
75004252	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 50 ml
75003829	Bolsa pequeña/bolsas de cultivo celular, 4 x 2 bolsas (< 350 ml)
Adaptadores para IVD	
75003674	Tubo cónico de 50 ml
75004255	Recipiente doble de biocontención de 50 ml para tubo cónico de 50 ml (se puede combinar con las tapas ClickSeal)
75007306	Tubo cónico de 15 ml
75003672	Tubo de muestras de sangre de 10 ml (16 x 100 mm) o tubos Corex™/Kimble™
75003697	Tubo de muestras de sangre de 9/10 ml (Sarstedt™)
75003671	Tubo de muestras de sangre de 5/7 ml (13 x 75-100 mm)
75003709	Tubo de muestras de sangre de 4,5/6 ml (Greiner™)
75007303	Soportes de microplacas

B. 4. 4. Certificado de biocontención

Health Protection Agency
Microbiology Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG



Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Thermo Scientific TX-1000 Rotor in a Thermo Scientific Centrifuge

Report No. 170-12 G1

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 10th October 2012 re-issued 21st August 2013

Test Summary

Thermo Scientific TX-1000 Rotor is identical to the rotor tested according to report 170-12 G. We consider that this rotor will match the performance of that previously containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 5,500 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2006 (2nd Ed.). The sealed rotor was shown to contain all contents.

Report Written By

Anna Moy

Name: Ms Anna Moy
Title: Biosafety Scientist

Report Authorised By

S. Parks

Name: Mr Simon Parks
Title: Senior Biosafety Scientist

Thermo Scientific is a trademark of Thermo Fisher Scientific and is registered with the USPTO.



B. 5. H-FLEX 1

B. 5. 1. Volumen de suministro

Artículo Nº	Pos.	Cantidad
75003300	Rotor H-FLEX 1	1
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1
75003786	Grasa para pernos	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	4 700 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	4 297 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	19 394
Tiempo de aceleración / frenado	35 s / 35 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	9 °C

Megafuge ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	4 700 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	4 297 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	19 394
Tiempo de aceleración / frenado	35 s / 35 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	9 °C


B. 5. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	6,0 kg
Carga máxima permitida	2 x 1115 g
Número máx. de ciclos	55000
Radio máx./mín.	174 mm / 32 mm
Ángulo de inclinación	90°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C
Piezas no compatibles con autoclave	Junta tórica 20058488

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	4 700 r.p.m.	4 700 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	4 297 x g	4 297 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	19 394	19 394
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 40 s	40 s / 40 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	4 700 r.p.m.	4 700 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-3 °C	2 °C

Megafuge ST1R Plus / ST1R Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	4 700 r.p.m.	4 700 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	4 297 x g	4 297 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	19 394	19 394
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 40 s	40 s / 40 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	4 700 r.p.m.	4 700 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-3 °C	2 °C

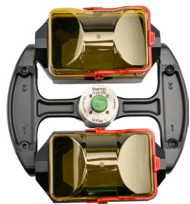

B. 5. 3. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75003301	Cubeta para rotor H-Flex 1, juego de 2 uds.
75003302	Tapa para cubeta H-Flex 1, juego de 2 uds.
Adaptadores para uso en laboratorio	
75003308	Adaptador para TX-400 (véase en página B-5)
Adaptadores para IVD	
75003303	Tubo cónico de 50 ml
75003304	Tubo cónico de 15 ml
75003305	Tubo de muestras de sangre de 10/12 ml
75003306	Tubo de muestras de sangre de 5/7 ml
75003307	Soportes de microplacas

B. 5. 4. Certificado de biocontención



Public Health England
National Infection Service
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG

Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Thermo Scientific Swinging Buckets (75003301) and Sealing Caps (75003302) in a H-Flex 1 (75003300) rotor in a Thermo Scientific Centrifuge

Report No. 18-015

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 04 September 2018

Test Summary

Thermo Scientific Swinging Buckets (75003301) and Sealing Caps (75003302) in a H-Flex 1 rotor (75003300) were containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 4,700 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2016 (3rd Ed.). The sealed buckets were shown to contain all contents.

Report Written By

Anna Moy


Name: Ms Anna Moy
Title: Biosafety Scientist

Report Authorised By

Sara Speight

Name: Mrs Sara Speight
Title: Senior Biosafety Scientist

Please be aware that the use of the Royal Coat of Arms is highly restricted and cannot be copied. Please do not put the PHE logo on your website or use our name to endorse your products. Any reference to PHE needs to be approved by us before it can be used.

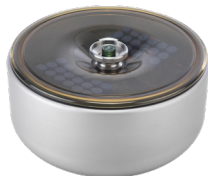

B. 6. H-FLEX HS4

B. 6. 1. Volumen de suministro

Artículo Nº	Pos.	Cantidad
75003330	Rotor H-FLEX HS4	1
76003500	Grasa para juntas de goma	1
75003786	Grasa para pernos	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	6100 r.p.m.	6100 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	7196 x g	7196 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	11474	11474
Tiempo de aceleración / frenado	65 s / 85 s	70 s / 85 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	21 °C	21 °C

Megafuge ST4 Plus / ST4 Plus-MD Megafuge ST4F Plus / ST4F Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	6100 r.p.m.	6100 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	7196 x g	7196 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	11474	11474
Tiempo de aceleración / frenado	65 s / 85 s	70 s / 85 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	21 °C	21 °C


B. 6. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	5,4 kg
Carga máxima permitida	2 x 1115 g
Número máx. de ciclos	22000
Radio máx./mín.	173 mm / 32 mm
Ángulo de inclinación	90°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C
Piezas no compatibles con autoclave	Junta 20290682

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	6100 r.p.m.	6100 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	7196 x g	7196 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	11474	11474
Tiempo de aceleración / frenado	60 s / 70 s	60 s / 70 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	6100 r.p.m.	5600 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-1 °C	10 °C

Megafuge ST4R Plus / ST4R Plus-MD Megafuge ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	6100 r.p.m.	6100 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	7196 x g	7196 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	11474	11474
Tiempo de aceleración / frenado	60 s / 70 s	60 s / 70 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	6100 r.p.m.	5600 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-1 °C	10 °C

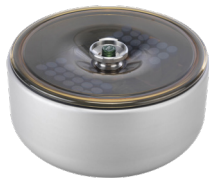

B. 6. 3. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75003338	Cubeta H-Flex HS4 (2x)
75003339	Tapa de parabrisas H-Flex HS4
Adaptadores para uso en laboratorio	
75003308	Adaptador TX-400
Adaptadores para IVD	
75003303	Tubo cónico de 50 ml
75003304	Tubo cónico de 15 ml
75003305	Tubo de muestras de sangre de 10/12 ml
75003306	Tubo de muestras de sangre de 5/7 ml
75003307	Soportes de microplacas

B. 6. 4. Certificado de biocontención



Public Health England
National Infection Service
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG

Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Thermo Scientific H-Flex HS4 rotor (75003330) in a Thermo Scientific Centrifuge

Report No. 19-085

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 22 July 2020

Test Summary

Thermo Scientific H-Flex HS4 rotor (75003330) was containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 6,100 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2016 (3rd Ed.). The sealed rotor was shown to contain all contents.

Report Written By

Name: Ms Helen Hookway
Title: Biosafety Scientist

Report Authorised By

Name: Mrs Sara Speight
Title: Senior Biosafety Scientist

Please be aware that the use of the Royal Coat of Arms is highly restricted and cannot be copied. Please do not put the PHE logo on your website or use our name to endorse your products. Any reference to PHE needs to be approved by us before it can be used.



B. 7. HIGHPlate 6000

B. 7. 1. Volumen de suministro

Artículo N°	Pos.	Cantidad
75003606	HIGHPlate 6000	1
76003500	Grasa para juntas de goma	1
75003786	Grasa para pernos	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1
50117083	Soporte	2
20056846	Placas de goma	2
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1

B. 7. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	8,0 kg
Carga máxima permitida	2 x 500 g
Número máx. de ciclos	60 000
Radio máx./mín.	139 mm / 58 mm
Ángulo de inclinación	90°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C
Piezas no compatibles con autoclave	Junta 50117078

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{\text{máx}}$	6300 r.p.m.	6300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{\text{máx}}$	6168 x g	6168 x g
Valor K con $n_{\text{máx}}$	5571	5571
Tiempo de aceleración / frenado	45 s / 65 s	55 s / 65 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	16 °C	16 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{\text{máx}}$	6300 r.p.m.	6300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{\text{máx}}$	6168 x g	6168 x g
Valor K con $n_{\text{máx}}$	5571	5571
Tiempo de aceleración / frenado	50 s / 65 s	50 s / 65 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	6300 r.p.m.	6200 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-2 °C	7 °C



B. 7. 3. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75003622	Kit de sellado

B. 7. 4. Certificado de biocontención

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of Thermo
Scientific rotor 75003606**

Report No. 59-08 H

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 15th January 2009


Test Summary

A Thermo Scientific 75003606 contained rotor (Max speed 6,300 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 6,300 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By

(28/1/09)

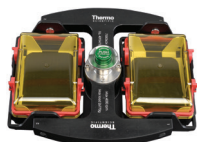

B. 8. M-20 Microplate

B. 8. 1. Volumen de suministro

Artículo N°	Pos.	Cantidad
75003624	M-20 Microplate	1
76003500	Grasa para juntas de goma	1
75003786	Grasa para pernos	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1

B. 8. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	4,23 kg
Carga máxima permitida	2 x 770 g
Número máx. de ciclos	50 000
Radio máx./mín.	127 mm / 79 mm
Ángulo de inclinación	90°
Impermeable a aerosoles	Opcional
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L ventiladas compatibles


Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	4 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	2 272 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	7 507
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 30 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	7 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	4 000 r.p.m.	4 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	2 272 x g	2 272 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	7 507	7 507
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	4 000 r.p.m.	4 000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-7 °C	-6 °C

Megafuge ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	4 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	2 272 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	7 507
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 30 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	7 °C

Megafuge ST1R Plus / ST1R Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	4 000 r.p.m.	4 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	2 272 x g	2 272 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	7 507	7 507
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	4 000 r.p.m.	4 000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-7 °C	-6 °C

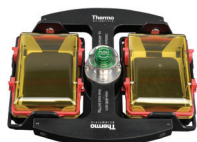

B. 8. 3. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	4,23 kg
Carga máxima permitida	2 x 770 g
Número máx. de ciclos	50000
Radio máx. / mín.	127 mm / 79 mm
Ángulo de inclinación	90°
Impermeable a aerosoles	Opcional
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles


Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	4000 r.p.m.	4000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	2272 x g	2272 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	7507	7507
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	9 °C	9 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	4000 r.p.m.	4000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	2272 x g	2272 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	7507	7507
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	4000 r.p.m.	4000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-7 °C	-6 °C

Megafuge ST4 Plus / ST4 Plus-MD Megafuge ST4F Plus / ST4F Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	4000 r.p.m.	4000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	2272 x g	2272 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	7507	7507
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	9 °C	9 °C

Megafuge ST4R Plus / ST4R Plus-MD Megafuge ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	4000 r.p.m.	4000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	2272 x g	2272 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	7507	7507
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	4000 r.p.m.	4000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-7 °C	-6 °C

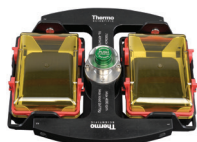

B. 8. 4. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75002011	Tapas de sellado de repuesto (x2)
75002012	Juntas tóricas de repuesto (x4)
Adaptadores para IVD	
Forma parte del suministro	Soportes de microplacas
76003625	Cápsula hermética a los aerosoles
75003624	Cruceta del rotor M-20

B. 8. 5. Certificado de biocontención

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

**Containment testing of
Thermo Scientific swing out bucket rotor
75003624 and buckets 75003625**

Report No. 77- 08 C

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 1st June 2009

Test Summary

A Thermo Scientific centrifuge bucket 75003625 with aerosol tight lid (Max speed 4,000 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 4,000 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By



B. 9. BIOShield 720

B. 9. 1. Volumen de suministro

Artículo Nº	Pos.	Cantidad
75003183	Rotor BIOShield 720	1
76003500	Grasa para juntas de goma	1
75003786	Grasa para pernos	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1

B. 9. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	5,7 kg
Carga máxima permitida	4 x 470 g
Número máx. de ciclos	66 000
Radio máx./mín.	162 mm / 67 mm
Ángulo de inclinación	90°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C
Piezas no compatibles con autoclave	Junta 50117078

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	6300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	7 188 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	5628
Tiempo de aceleración / frenado	50 s / 65 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	19 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	6300 r.p.m.	6300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	7 188 x g	7 188 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	5628	5628
Tiempo de aceleración / frenado	55 s / 65 s	50 s / 65 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	6300 r.p.m.	6300 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	1 °C	6 °C

Megafuge ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	5 088 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	7952
Tiempo de aceleración / frenado	50 s / 65 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	14 °C

Megafuge ST1R Plus / ST1R Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5300 r.p.m.	5300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	5 088 x g	5 088 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	7952	7952
Tiempo de aceleración / frenado	55 s / 65 s	50 s / 65 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	5300 r.p.m.	5300 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-4 °C	2 °C



B. 9. 3. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75003693	Botella biológica de polipropileno de 180 ml (12x)
75003622	Kit de sellado
Adaptadores para uso en laboratorio	
75003813	Tubo abierto de base redonda de 150 ml
75003814	Tubo abierto de base redonda de 100 ml
75003816	Tubo de base redonda DIN de 50 ml
75003817	Tubo de base redonda DIN de 25 ml
75003820	Tubo Sarstedt de 15 ml
75003822	Tubo abierto de base redonda de 5/7 ml
Adaptadores para IVD	
75003677	Tubo cónico de 50 ml
75003818	Tubo universal Sterilin de 30 ml
75003678	Tubo cónico de 15 ml
75003701	Tubo de muestras de sangre de 10 ml (16 x 100 mm)
75003821	Tubo de muestras de sangre de 5/7 ml (13 x 75-100 mm)
75003823	Microtubo cónico de 1,5/2 ml

B. 9. 4. Certificado de biocontención

Centre of Emergency Preparedness and Response
 Health Protection Agency
 Porton Down
 Salisbury
 Wiltshire SP4 0JG
 United Kingdom



Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of
 contained Bioshield 720 Thermo
 Scientific rotor 75003621**

Report No. 77- 08 F

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 1st June 2009

Test Summary

A Thermo Scientific 75003621 contained Bioshield 720 rotor (Max speed 6,300 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 6,300 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By



B. 10. BIOShield 1000A

B. 10. 1. Volumen de suministro

Artículo Nº	Pos.	Cantidad
75003182	BIOShield 1000A	1
75003786	Grasa para pernos	1
76003500	Grasa para juntas de goma	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	6000 r.p.m.	6000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	7164 x g	7164 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	5447	5447
Tiempo de aceleración / frenado	65 s / 85 s	75 s / 85 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	14 °C	14 °C

Megafuge ST4 Plus / ST4 Plus-MD Megafuge ST4F Plus / ST4F Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5300 r.p.m.	5300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	5590 x g	5590 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	6981	6981
Tiempo de aceleración / frenado	65 s / 80 s	70 s / 80 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	10 °C	10 °C

B. 10. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	8,5 kg
Carga máxima permitida	4 x 600 g
Número máx. de ciclos	30000
Radio máx./mín.	178 mm / 82 mm
Ángulo de inclinación	90°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C
Piezas no compatibles con autoclave	Junta 20290682

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	6000 r.p.m.	6000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	7164 x g	7164 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	5447	5447
Tiempo de aceleración / frenado	70 s / 85 s	70 s / 85 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	6000 r.p.m.	5600 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	1 °C	12 °C

Megafuge ST4R Plus / ST4R Plus-MD Megafuge ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5300 r.p.m.	5300 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	5590 x g	5590 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	6981	6981
Tiempo de aceleración / frenado	65 s / 85 s	70 s / 80 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	5300 r.p.m.	5300 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-1 °C	3 °C



B. 10. 3. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Adaptadores para uso en laboratorio	
75003737	Botella de base plana de 250 ml
75003738	Tubo abierto de base redonda de 150 ml
75003742	Tubo abierto de base redonda de 100 ml
75003749	Tubo de base redonda de 50 ml
75003750	Tubo de base plana/redonda de 45 ml
75003756	Tubo de base redonda DIN de 25 ml
75003758	Tubo abridado de base redonda de 14 ml
75003769	Tubo de base redonda de 5/7 ml (13 x 75-100 mm)
Adaptadores para IVD	
75003755	Tubo universal Sterilin de 30 ml
75003759	Tubo para orina redondo o cónico de 14 ml
75003767	Tubo de muestras de sangre de 10 ml (16 x 100 mm) o DIN de 15 ml
75003768	Tubo de muestras de sangre de 5/7 ml o 4,5/6 ml
75003643	Tubo cónico de 50 ml
75003642	Tubo cónico de 15 ml
75003770	Microtubo de 1,5/2 ml

B. 10. 4. Certificado de biocontención



Public Health England
National Infection Service
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG

Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of
Thermo Scientific BIOShield™
1000A (75003182) Rotor in a
Thermo Scientific Centrifuge**

Report No. 18-051

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 04 April 2019

Test Summary

Thermo Scientific BIOShield™ 1000A (75003182) rotor was containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 6,000 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2016 (3rd Ed.). The sealed rotor was shown to contain all contents.

Report Written By

Anna Moy

Name: Ms Anna Moy
Title: Biosafety Scientist

Report Authorised By

Sara Speight

Name: Mrs Sara Speight
Title: Senior Biosafety Scientist

Please be aware that the use of the Royal Coat of Arms is highly restricted and cannot be copied. Please do not put the PHE logo on your website or use our name to endorse your products. Any reference to PHE needs to be approved by us before it can be used.



B. 11. CLINIConic

B. 11. 1. Volumen de suministro

Artículo N°	Pos.	Cantidad
75003623	Rotor CLINIConic	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1
50143707	CD para rotores pequeños de sobremesa	1

Datos de rendimiento de las centrífugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrífuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5 650 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	4 997 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	3 955
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 35 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	13 °C

Megafuge ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Tensión de la centrífuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5 650 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	4 997 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	3 955
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 35 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	13 °C

B. 11. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	4,7 kg
Carga máxima permitida	30 x 30 g
Número máx. de ciclos	50 000
Radio máx./mín.	140 mm / 85 mm
Ángulo de inclinación	37°
Impermeable a aerosoles	No
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrífugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrífuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5 650 r.p.m.	5 650 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	4 997 x g	4 997 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	3 955	3 955
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 35 s	20 s / 35 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	5 650 r.p.m.	5 650 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-3 °C	2 °C

Megafuge ST1R Plus / ST1R Plus-MD		
Tensión de la centrífuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	5 650 r.p.m.	5 650 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	4 997 x g	4 997 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	3 955	3 955
Tiempo de aceleración / frenado	20 s / 35 s	20 s / 35 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	5 650 r.p.m.	5 650 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-3 °C	2 °C



B. 11. 3. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Adaptadores para uso en laboratorio	
75003702	Tubo de base redonda de 10 ml
Adaptadores para IVD	
11172596	Tubo de muestras de sangre de 7 ml (13 x 100 mm)
11172595	Tubo de muestras de sangre de 5 ml (13 x 75 mm)



B. 12. 8 x 50 mL Sealed

B. 12. 1. Volumen de suministro

Artículo N°	Pos.	Cantidad
75003694	Rotores en ángulo fijo sellados individualmente, 8 x 50 ml	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1

Datos de rendimiento de las centrífugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrífuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	6 700 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	7 177 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	4 107
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 35 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	15 °C

Megafuge ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Tensión de la centrífuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	6 700 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	7 177 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	4 107
Tiempo de aceleración / frenado	25 s / 35 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	15 °C

B. 12. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	3,3 kg
Carga máxima permitida	8 x 189 g
Número máx. de ciclos	50 000
Radio máx./mín.	143 mm / 69 mm
Ángulo de inclinación	45°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrífugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrífuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	6 700 r.p.m.	6 700 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	7 177 x g	7 177 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	4 107	4 107
Tiempo de aceleración / frenado	25 s / 35 s	25 s / 35 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	6 700 r.p.m.	6 500 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	1 °C	8 °C

Megafuge ST1R Plus / ST1R Plus-MD		
Tensión de la centrífuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	6 700 r.p.m.	6 700 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	7 177 x g	7 177 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	4 107	4 107
Tiempo de aceleración / frenado	25 s / 35 s	25 s / 35 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	6 700 r.p.m.	6 500 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	1 °C	8 °C



B. 12. 3. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Adaptadores para IVD	
75005755	Tubo cónico de 15 ml
75005747	Tubo de muestras de sangre de 10 ml (16 x 100 mm)
75005748	Tubo de muestras de sangre de 7 ml (13 x 100 mm)
75005749	Tubo de muestras de sangre de 3,5 ml

B. 12. 4. Certificado de biocontención

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment testing of Thermo Scientific Vessel 75003787

Report No. 77-08 B

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 1st June 2009

Test Summary

A Thermo Scientific vessel 75003787 with aerosol tight lid (Max rcf 7177 x g) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at max rcf 7177 x g using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The vessel was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By



B. 13. HIGHConic II

B. 13. 1. Volumen de suministro

Artículo Nº	Pos.	Cantidad
75003620	HIGHConic II	1
75003103	Adaptador HIGHConic II, 1x50 ml	6
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10350 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15090 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1713
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 55 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	19 °C

Megafuge ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10350 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15090 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1713
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 55 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	19 °C

B. 13. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	3,6 kg
Carga máxima permitida	6 x 140 g
Número máx. de ciclos	50000
Radio máx./mín.	126 mm / 61 mm
Ángulo de inclinación	45°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10350 r.p.m.	10350 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15090 x g	15090 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1713	1713
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 60 s	40 s / 60 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	10350 r.p.m.	10350 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una tempera- tura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-1 °C	4 °C

Megafuge ST1R Plus / ST1R Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10350 r.p.m.	10350 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15090 x g	15090 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1713	1713
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 60 s	40 s / 60 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	10350 r.p.m.	10350 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una tempera- tura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-1 °C	4 °C



B. 13. 3. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	3,6 kg
Carga máxima permitida	6 x 140 g
Número máx. de ciclos	50 000
Radio máx./mín.	126 mm / 61 mm
Ángulo de inclinación	45°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10350 r.p.m.	10350 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15090 x g	15090 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1713	1713
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 55 s	40 s / 60 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	15 °C	15 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10350 r.p.m.	10350 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15090 x g	15090 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1713	1713
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 60 s	40 s / 60 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	10350 r.p.m.	10350 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-3 °C	0 °C

Megafuge ST4 Plus / ST4 Plus-MD Megafuge ST4F Plus / ST4F Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10350 r.p.m.	10350 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15090 x g	15090 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1713	1713
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 55 s	40 s / 60 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	15 °C	15 °C

Megafuge ST4R Plus / ST4R Plus-MD Megafuge ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10350 r.p.m.	10350 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15090 x g	15090 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1713	1713
Tiempo de aceleración / frenado	40 s / 60 s	40 s / 60 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	8500 r.p.m.	8500 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-3 °C	0 °C



B. 13. 4. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75003058	Kit de juntas tóricas de repuesto
Adaptadores para uso en laboratorio	
75003102	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 50 ml
75003094	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 30 ml / tubo de base redonda de 38 ml
76002906	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 16 ml
75003093	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 10 ml / tubo de base redonda de 12 ml
75003092	Tubo de base redonda de 6,5 ml
Adaptadores para IVD	
75003103	Tubo cónico de 50 ml
75003095	Tubo cónico de 15 ml
75003091	Microtubo de 1,5/2 ml

B. 13. 5. Certificado de biocontención



Public Health England
Microbiology Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG

Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of
Thermo Scientific Rotor 75003620
HIGHConic II – 6x100ml
in a Thermo Scientific Centrifuge**

Report No. 36/13

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 4th November 2013

Test Summary

A Thermo Scientific 75003620 HIGHConic II – 6x100ml rotor was containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 12,000 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2006 (2nd Ed.). The sealed rotor was shown to contain all contents.

Report Written By

Anna Moy

Name: Miss Anna Moy
Title: Biosafety Scientist

Report Authorised By

Sara Speight

Name: Mrs Sara Speight
Title: Senior Biosafety Scientist

Please be aware that the use of the Royal Coat of Arms is highly restricted and cannot be copied. Please do not put the PHE logo on your website or use our name to endorse your products. Any reference to PHE needs to be approved by us before it can be used.



B. 14. Microliter 30 x 2

B. 14. 1. Volumen de suministro

Artículo N°	Pos.	Cantidad
75003652	Microliter 30 x 2	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1
75003349	Kit de juntas tóricas	1

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25830 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	489
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	23 °C

Megafuge ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25830 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	489
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	23 °C

B. 14. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	2,1 kg
Carga máxima permitida	30 x 4 g
Número máx. de ciclos	50000
Radio máx./mín.	100 mm / 64 mm
Ángulo de inclinación	45°
Impermeable a aerosoles	Opcional
Temperatura máxima en autoclave	138 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15200 r.p.m.	15200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25830 x g	25830 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	489	489
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15200 r.p.m.	14000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	5 °C	8 °C

Megafuge ST1R Plus / ST1R Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15200 r.p.m.	15200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25830 x g	25830 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	489	489
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15200 r.p.m.	14000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	5 °C	8 °C



B. 14. 3. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	2,1 kg
Carga máxima permitida	30 x 4 g
Número máx. de ciclos	50 000
Radio máx./mín.	100 mm / 64 mm
Ángulo de inclinación	45°
Impermeable a aerosoles	Opcional
Temperatura máxima en autoclave	138 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m.	15 200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 830 x g	25 830 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	489	489
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	21 °C	21 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m.	15 200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 830 x g	25 830 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	489	489
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15 200 r.p.m.	14 800 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	2 °C	7 °C

Megafuge ST4 Plus / ST4 Plus-MD Megafuge ST4F Plus / ST4F Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m.	15 200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 830 x g	25 830 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	489	489
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	21 °C	21 °C

Megafuge ST4R Plus / ST4R Plus-MD Megafuge ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m.	15 200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 830 x g	25 830 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	489	489
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15 200 r.p.m.	14 800 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	2 °C	7 °C



B. 14. 4. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75003349	Kit de juntas tóricas de repuesto
Adaptadores para IVD	
75005754	Microtubo 0,25 ml
75005753	Microtubo 0,5 ml
76003752	Tubo PCR de 0,2 ml

B. 14. 5. Certificado de biocontención

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of
Thermo Scientific rotor 75003652**

Report No. 77- 08 H

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 1st June 2009

Test Summary

A Thermo Scientific contained rotor 75003652 (Max speed 15,200 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 15,200 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By



B. 15. Microliter 48 x 2

B. 15. 1. Volumen de suministro

Artículo N°	Pos.	Cantidad
75003602	Rotor Microliter 48 x 2	1
76003500	Grasa para juntas de goma	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1
75003349	Kit de juntas tóricas	1

Datos de rendimiento de las centrífugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrífuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25314 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	556
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	22 °C

Megafuge ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Tensión de la centrífuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25314 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	556
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	22 °C

B. 15. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	2,5 kg
Carga máxima permitida	48 x 4 g
Número máx. de ciclos	50000
Radio máx./mín.	98 mm / 59 mm
Ángulo de inclinación	45°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	138 °C

Datos de rendimiento de las centrífugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrífuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15200 r.p.m.	15200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25314 x g	25314 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	556	556
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15200 r.p.m.	14500 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	3 °C	8 °C

Megafuge ST1R Plus / ST1R Plus-MD		
Tensión de la centrífuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15200 r.p.m.	15200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25314 x g	25314 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	556	556
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15200 r.p.m.	14500 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	3 °C	8 °C



B. 15. 3. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	2,5 kg
Carga máxima permitida	48 x 4 g
Número máx. de ciclos	50 000
Radio máx./mín.	98 mm / 59 mm
Ángulo de inclinación	45°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	138 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m.	15 200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 314 x g	25 314 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	556	556
Tiempo de aceleración / frenado	35 s / 50 s	35 s / 50 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	21 °C	21 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m.	15 200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 314 x g	25 314 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	556	556
Tiempo de aceleración / frenado	35 s / 50 s	35 s / 50 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15 200 r.p.m.	15 200 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	0 °C	4 °C

Megafuge ST4 Plus / ST4 Plus-MD Megafuge ST4F Plus / ST4F Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m.	15 200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 314 x g	25 314 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	556	556
Tiempo de aceleración / frenado	35 s / 50 s	35 s / 50 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	21 °C	21 °C

Megafuge ST4R Plus / ST4R Plus-MD Megafuge ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m.	15 200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 314 x g	25 314 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	556	556
Tiempo de aceleración / frenado	35 s / 50 s	35 s / 50 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15 200 r.p.m.	15 200 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	0 °C	4 °C



B. 15. 4. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75003349	Kit de juntas tóricas de repuesto
Adaptadores para IVD	
75005754	Microtubo 0,25 ml
75005753	Microtubo 0,5 ml
76003752	Tubo PCR de 0,2 ml

B. 15. 5. Certificado de biocontención

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Thermo Scientific Rotor 75003602

Report No. 59-08 E

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 15th January 2009

Test Summary

A Thermo Scientific 75003602 contained rotor (Max speed 15,200 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 15,200 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By



B. 16. MicroClick 30 x 2

B. 16. 1. Volumen de suministro

Artículo N°	Pos.	Cantidad
75005719	Rotor MicroClick 30 x 2	1
70902041	Tapa ClickSeal	1
76003500	Grasa para juntas de goma	1
75005726	Juego de juntas tóricas	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1
50143707	CD para rotores pequeños de sobremesa	1

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	14 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	21 694 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	563
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	19 °C

Megafuge ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	14 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	21 694 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	563
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	19 °C

B. 16. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	1,44 kg
Carga máxima permitida	30 x 4 g
Número máx. de ciclos	50 000
Radio máx./mín.	99 mm / 64 mm
Ángulo de inclinación	45°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	138 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	14 000 r.p.m.	14 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	21 694 x g	21 694 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	563	563
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15 200 r.p.m.	14 000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	0 °C	4 °C

Megafuge ST1R Plus / ST1R Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	14 000 r.p.m.	14 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	21 694 x g	21 694 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	563	563
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15 200 r.p.m.	14 000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	0 °C	4 °C



B. 16. 3. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	1,44 kg
Carga máxima permitida	30 x 4 g
Número máx. de ciclos	50 000
Radio máx./mín.	99 mm / 64 mm
Ángulo de inclinación	45°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	138 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	14 000 r.p.m.	14 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	21 694 x g	21 694 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	563	563
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 40 s	30 s / 40 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	18 °C	18 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	14 000 r.p.m.	14 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	21 694 x g	21 694 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	563	563
Tiempo de aceleración / frenado	25 s / 40 s	25 s / 40 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	14 000 r.p.m.	14 000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-3 °C	3 °C

Megafuge ST4 Plus / ST4 Plus-MD Megafuge ST4F Plus / ST4F Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	14 000 r.p.m.	14 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	21 694 x g	21 694 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	563	563
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 40 s	30 s / 40 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	18 °C	18 °C

Megafuge ST4R Plus / ST4R Plus-MD Megafuge ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	14 000 r.p.m.	14 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	21 694 x g	21 694 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	563	563
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 40 s	30 s / 40 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	14 000 r.p.m.	14 000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-3 °C	3 °C



B. 16. 4. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75005726	Kit de juntas tóricas de repuesto
Adaptadores para IVD	
75005754	Microtubo 0,25 ml
75005753	Microtubo 0,5 ml
76003752	Tubo PCR de 0,2 ml

B. 16. 5. Certificado de biocontención

Health Protection Agency
Microbiology Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG



Certificate of Containment Testing

**Containment Testing
of Rotor 75005719 MicroClick 30x2
in a
Thermo Scientific Centrifuge**

Report No. 194-12 B

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 30th October 2012

Test Summary

A 75005719 MicroClick 30x2 rotor was containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 15,000 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-20:2006 (2nd Ed.). The sealed rotor was shown to contain all contents.

Report Written By <i>Anna Moy</i> Name: Ms Anna Moy Title: Biosafety Scientist	Report Authorised By <i>Sara Speight</i> Name: Mrs Sara Speight Title: Senior Biosafety Scientist
--	---

Thermo Scientific is a trademark of Thermo Fisher Scientific and is registered with the USPTO.



B. 17. MicroClick 18 x 5

B. 17. 1. Volumen de suministro

Artículo N°	Pos.	Cantidad
75005765	MicroClick 18 x 5	1
20059119	Tapa ClickSeal	1
76003500	Grasa para juntas de goma	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1
75005726	Juego de juntas tóricas	1
50157859	Información sobre la seguridad del rotor	1

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	24 652 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	378
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	22 °C

Megafuge ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	24 652 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	378
Tiempo de aceleración / frenado	45 s / 30 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	22 °C

B. 17. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	1,7 kg
Carga máxima permitida	18 x 9 g
Número máx. de ciclos	50 000
Radio máx./mín.	98 mm / 70 mm
Ángulo de inclinación	45°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 000 r.p.m.	15 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	24 652 x g	24 652 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	378	378
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15 000 r.p.m.	13 800 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	5 °C	10 °C

Megafuge ST1R Plus / ST1R Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 000 r.p.m.	15 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	24 652 x g	24 652 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	378	378
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15 000 r.p.m.	13 800 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	5 °C	10 °C



B. 17. 3. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	1,7 kg
Carga máxima permitida	18 x 9 g
Número máx. de ciclos	50000
Radio máx./mín.	98 mm / 70 mm
Ángulo de inclinación	45°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	14000 r.p.m.	14000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	21 475 x g	21 475 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	434	434
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	17 °C	17 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15000 r.p.m.	15000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	24652 x g	24652 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	378	378
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15000 r.p.m.	14200 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	2 °C	8 °C

Megafuge ST4 Plus / ST4 Plus-MD Megafuge ST4F Plus / ST4F Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	14000 r.p.m.	14000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	21 475 x g	21 475 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	434	434
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	17 °C	17 °C

Megafuge ST4R Plus / ST4R Plus-MD Megafuge ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15000 r.p.m.	15000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	24652 x g	24 652 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	378	378
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15000 r.p.m.	14200 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	2 °C	8 °C



B. 17. 4. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
75005726	Kit de juntas tóricas de repuesto
Adaptadores para uso en laboratorio	
75005756	Microtubo de 1,2/2 ml
Adaptadores para IVD	
75005756	Microtubo de 1,5/2 ml

B. 17. 5. Certificado de biocontención



Public Health England
Microbiology Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG

Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of
Thermo Scientific Rotor
MicroClick 18x5 (75005765)
in a Thermo Scientific Centrifuge**

Report No. 102/13

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 13th February 2014

Test Summary

A Thermo Scientific MicroClick 18x5 rotor (75005765) was containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 15,000 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2006 (2nd Ed.). The sealed rotor was shown to contain all contents.

Report Written By

Report Authorised By

Anna Moy

Sara Speight

Name: Miss Anna Moy
Title: Biosafety Scientist

Name: Mrs Sara Speight
Title: Senior Biosafety Scientist

Please be aware that the use of the Royal Coat of Arms is highly restricted and cannot be copied. Please do not put the PHE logo on your website or use our name to endorse your products. Any reference to PHE needs to be approved by us before it can be used.



B. 18. Fiberlite F13-14 x 50cy

B. 18. 1. Volumen de suministro

Artículo N°	Pos.	Cantidad
75003661*	Fiberlite F13-14 x 50cy	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1

* Idéntico a 096-149027.

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	8500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	12359 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	2142
Tiempo de aceleración / frenado	85 s / 80 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	23 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10000 r.p.m.	9250 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	17105 x g	14636 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1640	1917
Tiempo de aceleración / frenado	100 s / 95 s	95 s / 90 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	26 °C	21 °C

B. 18. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	7,48 kg
Carga máxima permitida	14 x 75 g
Radio máx./mín.	153 mm / 80 mm
Ángulo de inclinación	34°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	8500 r.p.m.	8500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	12359 x g	12359 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	2142	2142
Tiempo de aceleración / frenado	80 s / 85 s	80 s / 80 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	8500 r.p.m.	7800 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	4 °C	10 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10000 r.p.m.	9250 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	17105 x g	14636 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1640	1917
Tiempo de aceleración / frenado	100 s / 100 s	95 s / 95 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	9000 r.p.m.	8100 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	12 °C	15 °C



B. 18. 3. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
021-149027	Kit de juntas tóricas de repuesto
Adaptadores para uso en laboratorio	
010-0377	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 50 ml
010-1147	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 30 ml
010-0376	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 16 ml
010-1311	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 10 ml / tubo de base redonda de 12 ml
Adaptadores para IVD	
75100378	Tubo cónico de 15 ml
010-1340	Tubo cónico Nunc de 15 mL y dispositivos de filtración

B. 18. 4. Certificado de biocontención

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment Testing of F13-14x50c Rotor
in a Thermo Fisher Scientific Centrifuge.
MFG No: 096-145001 and 096-149027

Report No. 46-09 A

Report prepared for: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 22nd July 2009

Test Summary

A Piramoon technologies Inc. Fiberlite F13-14X50cy (max speed 13,000rpm) rotor was containment tested in a Thermo Fisher Scientific centrifuge at 13,000rpm, using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill within the rotor.

Report Written By

Report Authorised By

AVISO Este certificado también es válido para 75003661.



B. 19. Fiberlite F14-6 x 250 LE

B. 19. 2. Datos técnicos

B. 19. 1. Volumen de suministro

Artículo Nº	Pos.	Cantidad
75003662*	Fiberlite F14-6 x 250 LE	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1

* Idéntico a 096-062153.

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	8,39 kg
Carga máxima permitida	6 x 400 g
Radio máx./mín.	137 mm / 37 mm
Ángulo de inclinación	23°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{\text{máx}}$	11 000 r.p.m.	10 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{\text{máx}}$	18 533 x g	15 317 x g
Valor K con $n_{\text{máx}}$	2 737	3 312
Tiempo de aceleración / frenado	90 s / 95 s	90 s / 85 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	19 °C	19 °C

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{\text{máx}}$	11 000 r.p.m.	10 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{\text{máx}}$	18 533 x g	15 317 x g
Valor K con $n_{\text{máx}}$	2 737	3 312
Tiempo de aceleración / frenado	95 s / 100 s	85 s / 90 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	10 400 r.p.m.	9 200 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	11 °C	17 °C



B. 19. 3. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
021-062153	Kit de juntas tóricas de repuesto
Adaptadores para uso en laboratorio	
010-1119	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 85 ml
010-1072	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 30 ml / Tubo de base redonda de 38 ml
010-1074	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 16 ml
389	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 10 ml/ tubo redondo de 12 ml (cada uno)
010-0138	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 50 ml
Adaptadores para IVD	
75100136	Tubo cónico de 50 ml
010-1410	Tubo cónico de 15 ml

B. 19. 4. Certificado de biocontención

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

**Containment testing of F14-6x250
Rotor in a Thermo Fisher Scientific
Centrifuge includes items 096-062153
and 096-062034.**

Report No. 46-09 B

Report prepared for: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 22nd July 2009

Test Summary

A Piramoon technologies Inc. Fiberlite F14-6X250y (max speed 14,000rpm) rotor was containment tested in a Thermo Fisher Scientific centrifuge at 14,000rpm, using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill within the rotor.

Report Written By

Report Authorised By

AVISO Este certificado también es válido para 75003662.



B. 20. Fiberlite F15-6 x 100y

B. 20. 1. Volumen de suministro

Artículo Nº	Pos.	Cantidad
75003698*	Fiberlite F15-6 x 100y	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1

* Idéntico a 096-069031.

Datos de rendimiento de las centrífugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrífuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	24 652 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1 536
Tiempo de aceleración / frenado	50 s / 60 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	22 °C

Megafuge ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Tensión de la centrífuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	13 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	18 516 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	2 045
Tiempo de aceleración / frenado	50 s / 60 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	19 °C

B. 20. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	3,63 kg
Carga máxima permitida	6 x 126 g
Radio máx./mín.	98 mm / 25 mm
Ángulo de inclinación	25°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrífugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrífuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 000 r.p.m.	15 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	24 652 x g	24 652 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1 536	1 536
Tiempo de aceleración / frenado	50 s / 65 s	50 s / 60 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	14 000 r.p.m.	12 600 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	9 °C	14 °C

Megafuge ST1R Plus / ST1R Plus-MD		
Tensión de la centrífuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	13 000 r.p.m.	13 000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	18 516 x g	18 516 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	2 045	2 045
Tiempo de aceleración / frenado	50 s / 65 s	50 s / 65 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	13 000 r.p.m.	12 600 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	1 °C	7 °C



B. 20. 3. Datos técnicos

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15000 r.p.m.	15000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	24652 x g	24 652 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1536	1 536
Tiempo de aceleración / frenado	45 s / 60 s	50 s / 60 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	23 °C	23 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15000 r.p.m.	15000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	24652 x g	24 652 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1536	1 536
Tiempo de aceleración / frenado	50 s / 65 s	50 s / 65 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15000 r.p.m.	12200 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	4 °C	11 °C

Megafuge ST4 Plus / ST4 Plus-MD Megafuge ST4F Plus / ST4F Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	13000 r.p.m.	13000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	18516 x g	18516 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	2045	2045
Tiempo de aceleración / frenado	45 s / 60 s	50 s / 65 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	16 °C	16 °C

Megafuge ST4R Plus / ST4R Plus-MD Megafuge ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	13000 r.p.m.	13000 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	18516 x g	18516 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	2045	2045
Tiempo de aceleración / frenado	50 s / 65 s	50 s / 65 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	13000 r.p.m.	12200 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-2 °C	3 °C



B. 20. 4. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
021-069031	Kit de juntas tóricas de repuesto
Adaptadores para uso en laboratorio	
75003102	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 50 ml
76002906	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 16 ml
75003093	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 10 ml / Tubo de base redonda de 12 ml
75003092	Tubo de base redonda de 6,5 ml
75003094	Tubo Oak Ridge de Nalgene™ de 30 ml / Tubo de base redonda de 38 ml
Adaptadores para IVD	
75003103	Tubo cónico de 50 ml
75003095	Tubo cónico de 15 ml
75003091	Microtubo de 1,5/2 ml

B. 20. 5. Certificado de biocontención

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Fiberlite F15-6x100y Rotor in the Thermo Fisher Scientific Centrifuge

Report No. 59-09 B

Report prepared for: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 22nd April 2010

Test Summary

A Piramoon Technologies Inc. Fiberlite F15-6x100y (max speed 15,000rpm) rotor was containment tested in the Thermo Fisher Scientific centrifuge at 15,000rpm, using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill within the rotor.

Report Written By

Report Authorised By



B. 21. Fiberlite F15-8 x 50cy

B. 21. 1. Volumen de suministro

Artículo Nº	Pos.	Cantidad
75003663*	Fiberlite F15-8 x 50cy	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1

* Idéntico a 096-085077.

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	14 500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	24 446 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1 063
Tiempo de aceleración / frenado	65 s / 65 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	24 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	14 500 r.p.m.	14 500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	24 446 x g	24 446 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1 063	1 063
Tiempo de aceleración / frenado	65 s / 65 s	65 s / 65 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	23 °C	23 °C

B. 21. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	4,45 kg
Carga máxima permitida	8 x 75 g
Radio máx./mín.	104 mm / 43 mm
Ángulo de inclinación	34°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	14 500 r.p.m.	14 500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	24 446 x g	24 446 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1 063	1 063
Tiempo de aceleración / frenado	65 s / 65 s	75 s / 70 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	13 000 r.p.m.	11 500 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	14 °C	21 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	14 500 r.p.m.	14 500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	24 446 x g	24 446 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	1 063	1 063
Tiempo de aceleración / frenado	65 s / 70 s	65 s / 70 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	13 500 r.p.m.	12 500 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	9 °C	19 °C



B. 21. 3. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
021-085077	Kit de juntas tóricas de repuesto
Adaptadores para uso en laboratorio	
010-0377	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 50 ml
010-1147	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 30 ml
010-0376	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 16 ml
010-1311	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 10 ml / Tubo de base redonda de 12 ml
Adaptadores para IVD	
75100378	Tubo cónico de 15 ml
010-1340	Tubo cónico Nunc de 15 ml y dispositivos de filtración

B. 21. 4. Certificado de biocontención

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Fiberlite F15-8x50cy Rotor in the Thermo Fisher Scientific Centrifuge

Report No. 43-10

Report prepared for: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 22nd April 2010

Test Summary

A Piramoon Technologies Inc. Fiberlite F15-8x50cy (max speed 15,000rpm) rotor was containment tested in the Thermo Fisher Scientific centrifuge at 14,500rpm, using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill within the rotor.

Report Written By

Report Authorised By

[Handwritten signatures]



B. 22. Fiberlite F21-48 x 2

B. 22. 1. Volumen de suministro

Artículo Nº	Pos.	Cantidad
75003664*	Fiberlite F21-48 x 2	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1

* Idéntico a 096-489021.

Datos de rendimiento de las centrífugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrífuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 055 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	455
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	21 °C

Megafuge ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Tensión de la centrífuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 055 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	455
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	21 °C

B. 22. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	2,6 kg
Carga máxima permitida	48 x 4 g
Radio máx./mín.	97 mm / 64 mm
Ángulo de inclinación	45°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrífugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrífuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m.	15 200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 055 x g	25 055 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	455	455
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15 200 r.p.m.	14 500 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	4 °C	10 °C

Megafuge ST1R Plus / ST1R Plus-MD		
Tensión de la centrífuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15 200 r.p.m.	15 200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25 055 x g	25 055 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	455	455
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15 200 r.p.m.	14 500 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	4 °C	10 °C



B. 22. 3. Datos técnicos

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15200 r.p.m.	15200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25055 x g	25055 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	455	455
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	22 °C	22 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15200 r.p.m.	15200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25055 x g	25055 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	455	455
Tiempo de aceleración / frenado	35 s / 45 s	35 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15200 r.p.m.	15000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	3 °C	7 °C

Megafuge ST4 Plus / ST4 Plus-MD Megafuge ST4F Plus / ST4F Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15200 r.p.m.	15200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25055 x g	25055 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	455	455
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	22 °C	22 °C

Megafuge ST4R Plus / ST4R Plus-MD Megafuge ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	15200 r.p.m.	15200 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	25055 x g	25055 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	455	455
Tiempo de aceleración / frenado	35 s / 45 s	35 s / 45 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	15200 r.p.m.	15000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	3 °C	7 °C



B. 22. 4. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
021-489021	Kit de juntas tóricas de repuesto
Adaptadores para IVD	
76003750	Tubo PCR de 0,2 ml

B. 22. 5. Certificado de biocontención

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of Fiberlite
F21-48X1.5 Rotor in the Thermo
Scientific GP3 Centrifuge**

Report No. 59-09 A

Report prepared for: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 9th December 2009

Test Summary

A Piramoon technologies Inc. Fiberlite F21-48X1.5 (max speed 15,200rpm) rotor was containment tested in the Thermo Scientific GP3 centrifuge at 15,200rpm, using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill within the rotor.

Report Written By

Anna Mey

Report Authorised By

[Signature]

B. 23. Fiberlite H3-LV



B. 23. 1. Volumen de suministro

Artículo N°	Pos.	Cantidad
75003665	Fiberlite H3-LV	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1

* Idéntico a 096-029051.

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	3600 r.p.m.	3600 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	1840 x g	1840 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	28169	28169
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 35 s	30 s / 35 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	6 °C	6 °C

B. 23. 2. Datos técnicos

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	6,5 kg
Carga máxima permitida	2 x 1200 g
Radio máx./mín.	127 mm / 30 mm
Ángulo de inclinación	90°
Impermeable a aerosoles	No
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	3600 r.p.m.	3600 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	1840 x g	1840 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	28169	28169
Tiempo de aceleración / frenado	30 s / 35 s	30 s / 35 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	3600 r.p.m.	3600 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-7 °C	<0 °C

B. 23. 3. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Accesorios	
Forma parte del suministro	Soportes de microplacas



B. 24. Fiberlite F10-6 x 100 LEX

B. 24. 2. Datos técnicos

B. 24. 1. Volumen de suministro

Artículo Nº	Pos.	Cantidad
75003340*	Fiberlite F10-6 x 100 LEX	1
50158588	Tarjeta de información de los rotores GP	1

* Idéntico a 096-069035.

Datos técnicos generales	
Peso en vacío	3,3 kg
Carga máxima permitida	6 x 126 g
Radio máx./mín.	122 mm / 33 mm
Ángulo de inclinación	45°
Impermeable a aerosoles	Sí
Temperatura máxima en autoclave	121 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L ventiladas compatibles

Multifuge X1 Pro / X1 Pro-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15038 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	3000
Tiempo de aceleración / frenado	45 s / 50 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	21 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 1 L con refrigeración compatibles

Multifuge X1R Pro / X1R Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10500 r.p.m.	10500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15038 x g	15038 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	3000	3000
Tiempo de aceleración / frenado	45 s / 50 s	45 s / 50 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	10500 r.p.m.	10000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	2 °C	7 °C

Megafuge ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Tensión de la centrifuga	100-240 V, 50/60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15038 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	3000
Tiempo de aceleración / frenado	45 s / 50 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	21 °C

Megafuge ST1R Plus / ST1R Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10500 r.p.m.	10500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15038 x g	15038 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	3000	3000
Tiempo de aceleración / frenado	45 s / 50 s	45 s / 50 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	10500 r.p.m.	10000 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	2 °C	7 °C



B. 24. 3. Datos técnicos

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L ventiladas compatibles

Multifuge X4 Pro / X4 Pro-MD Multifuge X4F Pro / X4F Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10500 r.p.m.	10500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15038 x g	15038 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	3000	3000
Tiempo de aceleración / frenado	45 s / 50 s	45 s / 50 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	13 °C	13 °C

Datos de rendimiento de las centrifugas de 4 L con refrigeración compatibles

Multifuge X4R Pro / X4R Pro-MD Multifuge X4RF Pro / X4RF Pro-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10500 r.p.m.	10500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15038 x g	15038 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	3000	3000
Tiempo de aceleración / frenado	45 s / 50 s	45 s / 40 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	10500 r.p.m.	10500 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-2 °C	5 °C

Megafuge ST4 Plus / ST4 Plus-MD Megafuge ST4F Plus / ST4F Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10500 r.p.m.	10500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15038 x g	15038 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	3000	3000
Tiempo de aceleración / frenado	45 s / 50 s	45 s / 50 s
Aumento de temperatura de la muestra después de 1 h de funcionamiento continuado, tolerancia $\pm 2K$	13 °C	13 °C

Megafuge ST4R Plus / ST4R Plus-MD Megafuge ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD		
Tensión de la centrifuga	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Número máx. de revoluciones $n_{m\acute{a}x}$	10500 r.p.m.	10500 r.p.m.
Valor RCF máximo en $n_{m\acute{a}x}$	15038 x g	15038 x g
Valor K con $n_{m\acute{a}x}$	3000	3000
Tiempo de aceleración / frenado	45 s / 50 s	45 s / 50 s
Número máx. de revoluciones a 4 °C	10500 r.p.m.	10500 r.p.m.
Calentamiento de las muestras a velocidad máx. (con una temperatura ambiente 23 °C, tiempo de ejecución 2 h), tolerancia $\pm 2 K$	-2 °C	5 °C



B. 24. 4. Accesorios

Artículo N°	Descripción
Adaptadores para uso en laboratorio	
75003102	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 50 ml
76002906	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 16 ml
75003093	Tubo Oak Ridge de Nalgene de 10 ml / Tubo de base redonda de 12 ml
75003092	Tubo de base redonda de 6,5 ml
75003094	Tubo Oak Ridge de Nalgene™ de 30 ml / Tubo de base redonda de 38 ml
Adaptadores para IVD	
75003103	Tubo cónico de 50 ml
75003095	Tubo cónico de 15 ml
75003091	Microtubo de 1,5/2 ml

B. 24. 5. Certificado de biocontención



Public Health England
Microbiology Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG

Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of
Thermo Scientific Fiberlite
F10-6 x 100 LEX rotor
(096-069035, 75003340) in a
Thermo Scientific Centrifuge
Report No. 18-022**

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 07 September 2018

Test Summary

Thermo Scientific Fiberlite F10-6 x 100 LEX rotor (096-069035, 75003340) was containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 10,500 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2016 (3rd Ed.). The sealed rotor was shown to contain all contents.

Report Written By

Name: Ms Anna Moy
Title: Biosafety Scientist

Report Authorised By

Name: Mrs Sara Speight
Title: Senior Biosafety Scientist

Please be aware that the use of the Royal Coat of Arms is highly restricted and cannot be copied. Please do not put the PHE logo on your website or use our name to endorse your products. Any reference to PHE needs to be approved by us before it can be used.

C. Compatibilidad química

Compatibilidad química																												
MATERIAL	SUSTANCIA QUÍMICA	Viton™	Tygon™	Titanio	Acero inoxidable	Caucho silicónico	Rulon A™, Teflon™	Cloruro de polivinilo	Polisulfono	Polipropileno	Polietileno	Politermido	Fibra de vidrio poliéster, termoendurecible	Policarbonato	Polialómero	PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	Nilón	Noryl™	Neopreno	Cristal	Goma EPDM	Delrin™	Material compuesto de fibra de carbono/resina epoxi	Pintura de poliuretano para rotores	Acetato de celulosa butyrat	Buna N	Revestimiento de aluminio anódico	Aluminio
	ETIL MERCAPTAN	S	S	S	S	S	S	U	S	S	S	S	/	S	S	U	S	S	U	S	S	/	M	S	/	U	S	S
	ALDEHIDO ACÉTICO	S	/	S	/	U	S	M	/	M	M	U	U	U	M	/	/	/	U	U	/	M	/	/	U	U	/	S
	ACETONA	M	S	S	M	M	S	U	U	S	S	U	U	U	S	U	S	U	U	U	S	S	U	U	U	U	S	S
	NITRILLO DE ACETONA	S	S	S	S	S	S	U	U	M	S	/	U	U	M	U	S	S	U	S	S	/	M	S	/	U	S	S
	ALCONOX™	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	M	S	S	S	S	U	S	S	S	S	S	/	U	U	
	ALCOHOL ALILICO	/	/	/	/	/	/	M	/	S	S	/	M	S	S	/	/	/	/	/	/	/	U	/	U	U	/	/
	CLORURO DE ALUMINIO	U	U	U	U	U	U	S	S	S	S	/	S	S	S	S	M	S	S	S	S	S	S	S	U	S	U	
	ÁCIDO FÓRMICO (100%)	/	S	S	U	/	S	U	/	S	S	U	U	M	S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	U	S	S	
	ACETATO AMÓNICO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	U	S	U	
	CARBONATO AMÓNICO	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	U	S	U	
	HIDRÓXIDO AMÓNICO (10%)	U	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	M	U	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S	U	S	U	
	HIDRÓXIDO AMÓNICO (28%)	U	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	M	U	S	U	S	S	S	S	S	S	S	S	U	S	U	
S		Satisfactorio																										
M		Ligeramente cáustico; dependiente de la duración de exposición, revoluciones etc. posiblemente se obtengan resultados de centrifugado satisfactorios; se recomienda realizar las pruebas bajo las condiciones pertinentes																										
U		Insatisfactorio, no recomendado																										
/		No se dispone de datos; Se recomienda realizar la prueba con material de muestra																										

Compatibilidad química			
MATERIAL	SUSTANCIA QUÍMICA		
	Viton™	U	S
	Tygon™	/	S
	Titanio	S	S
	Acero inoxidable	S	M
	Caucho silicónico	S	S
	Rulon A™, Teflon™	S	S
	Cloruro de polivinilo	M	S
	Polisulfono	/	S
	Polipropileno	S	S
	Polietileno	S	S
	Politermido	S	/
	Fibra de vidrio poliéster, termoendurecible	U	M
	Policarbonato	U	S
	Polialómero	S	S
	PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	U	/
	Nilón	S	S
	Noryl™	/	S
	Neopreno	S	S
	Cristal	/	S
	Goma EPDM	S	S
	Delrin™	M	S
	Material compuesto de fibra de carbono/resina epoxi	U	S
	Pintura de poliuretano para rotores	S	S
	Acetato de celulosa butyrat	U	/
	Buna N	U	S
	Revestimiento de aluminio anódico	U	/
	Aluminio	U	M
	HIDRÓXIDO AMÓNICO (CONC.)	U	/
	FOSFATO AMÓNICO	U	S
	SULFATO AMÓNICO	U	M
	ALCOHOL AMILICO	S	/
	ANILINA	S	U
	HIDRÓXIDO SÓDICO (<1%)	U	/
	HIDRÓXIDO SÓDICO (10%)	U	/
	SALES DE BARIO	M	U
	BENCENO	S	U
	ALCOHOL BENCÍLICO	S	/
	ÁCIDO BÓRICO	U	S
	ACETATO DE CESIO	M	/
	BROMURO DE CESIO	M	S
	CLORURO DE CESIO	M	S
	S	Satisfactorio	
	M	Ligeramente cáustico; dependiente de la duración de exposición, revoluciones etc. posiblemente se obtengan resultados de centrifugado satisfactorios; se recomienda realizar las pruebas bajo las condiciones pertinentes	
	U	Insatisfactorio, no recomendado	
	/	No se dispone de datos; Se recomienda realizar la prueba con material de muestra	

Compatibilidad química			
MATERIAL	SUSTANCIA QUÍMICA		
	FORMATO DE CESIO	M	S
	IODURO DE CESIO	M	S
	SULFATO DE CESIO	M	S
	CLOROFORMO	U	U
	ÁCIDO CRÓMICO (10%)	U	U
	ÁCIDO CRÓMICO (50%)	U	U
	MEZCLA DE CRESOL	S	U
	CICLOHEXANO	S	S
	ÁCIDO DESOXICÓLICO	S	S
	AGUA DESTILADA	S	S
	DEXTRANO	M	S
	ÉTER DE DIETILO	S	U
	DIETILCETONA	S	U
	DIETILPIROCARBONATO	S	U
	SULFÓXIDO DE DIMETILO	S	U
S		Satisfactorio	
M		Ligeramente cáustico; dependiente de la duración de exposición, revoluciones etc. posiblemente se obtengan resultados de centrifugado satisfactorios; se recomienda realizar las pruebas bajo las condiciones pertinentes	
U		Insatisfactorio, no recomendado	
/		No se dispone de datos; Se recomienda realizar la prueba con material de muestra	
	Viton™	S	S
	Tygon™	S	S
	Titanio	S	S
	Acero inoxidable	M	M
	Caucho silicónico	S	S
	Rulon A™, Teflon™	S	S
	Cloruro de polivinilo	S	S
	Polisulfono	S	S
	Polipropileno	S	S
	Polietileno	S	S
	Politermido	/	/
	Fibra de vidrio poliéster, termoendurecible	/	/
	Policarbonato	S	S
	Polialómero	S	S
	PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	S	S
	Nilón	S	S
	Noryl™	S	S
	Neopreno	S	S
	Cristal	S	S
	Goma EPDM	/	/
	Delrin™	S	S
	Material compuesto de fibra de carbono/resina epoxi	S	S
	Pintura de poliuretano para rotores	S	S
	Acetato de celulosa butyrat	/	/
	Buna N	S	U
	Revestimiento de aluminio anódico	S	S
	Aluminio	M	S

Compatibilidad química																												
MATERIAL	SUSTANCIA QUÍMICA	Aluminio	Revestimiento de aluminio anódico	Buna N	Acetato de celulosa butyrat	Pintura de poliuretano para rotores	Material compuesto de fibra de carbono/resina epoxi	Delrin™	Goma EPDM	Cristal	Neopreno	Noryl™	Nilón	PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	Polialómero	Policarbonato	Fibra de vidrio poliéster, termoendurecible	Politermido	Polietileno	Polipropileno	Polisulfono	Cloruro de polivinilo	Rulon A™, Teflon™	Caucho silicónico	Acero inoxidable	Titanio	Tygon™	Viton™
	DIOXANO	M	S	U	U	S	S	M	M	S	U	S	S	U	M	U	U	/	M	M	M	U	S	S	S	S	U	U
	CLORURO DE HIERRO	U	U	S	/	/	/	M	S	/	M	/	S	/	S	/	/	/	S	S	/	/	/	M	U	S	U	S
	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL	S	S	U	U	S	S	U	S	S	U	S	U	U	U	U	U	M	S	U	M	U	S	U	S	/	/	U
	ÁCIDO ACÉTICO (5%)	S	S	M	S	S	S	M	S	S	S	S	S	M	S	S	S	S	S	S	S	M	S	M	S	S	S	M
	ÁCIDO ACÉTICO (60%)	S	S	U	U	S	S	U	/	S	M	S	U	U	M	U	S	M	S	M	S	M	S	U	U	S	S	U
	ACETATO ETILICO	M	M	U	U	S	S	M	M	S	S	U	S	U	M	U	U	/	S	S	U	U	S	M	S	U	U	U
	ETANOL (50%)	S	S	S	S	S	S	M	S	S	S	S	S	U	S	U	S	S	S	S	S	S	S	M	S	M	U	U
	ETANOL (95%)	S	S	S	U	S	S	M	S	S	S	S	S	U	S	U	/	S	S	S	M	S	S	U	S	M	U	U
	DICLORURO DE ETILENO	S	/	U	U	/	/	S	M	/	U	U	S	U	U	U	U	U	U	U	/	U	S	/	S	/	S	S
	ETILENGLICOL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	S	U	U	S	S	S	S	S	S	M	S	M	S	S
	ÓXIDO DE ETILENO, VAPOROSO	S	/	U	/	/	U	/	/	S	U	/	S	/	S	M	/	/	S	S	S	U	S	U	S	S	S	U
	FICOLL-HYPAQUE™	M	S	S	/	S	S	S	/	S	S	S	S	/	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S	M	S	S	S
	ÁCIDOS FLUORHÍDRICOS (10%)	U	U	U	M	/	/	U	/	/	U	U	S	/	S	M	U	S	S	S	S	M	S	U	U	U	/	/
S		Satisfactorio																										
M		Ligeramente cáustico; dependiente de la duración de exposición, revoluciones etc. posiblemente se obtengan resultados de centrifugado satisfactorios; se recomienda realizar las pruebas bajo las condiciones pertinentes																										
U		Insatisfactorio, no recomendado																										
/		No se dispone de datos; Se recomienda realizar la prueba con material de muestra																										

Compatibilidad química																												
MATERIAL	SUSTANCIA QUÍMICA	Viton™	Tygon™	Titanio	Acero inoxidable	Caucho silicónico	Rulon A™, Teflon™	Cloruro de polivinilo	Polisulfono	Polipropileno	Polietileno	Politermido	Fibra de vidrio poliéster, termoendurecible	Policarbonato	Polialómero	PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	Nilón	Noryl™	Neopreno	Cristal	Goma EPDM	Delrin™	Material compuesto de fibra de carbono/resina epoxi	Pintura de poliuretano para rotores	Acetato de celulosa butyrat	Buna N	Revestimiento de aluminio anódico	Aluminio
	ÁCIDOS FLUORHIDRÍCOS (50%)	M	/	U	U	U	S	M	M	S	S	U	U	U	S	U	U	U	U	/	/	U	/	/	U	U	U	U
	ÁCIDO CLORHÍDRICO (CONC.)	/	/	U	U	U	S	U	/	S	/	U	U	U	M	U	U	U	M	U	/	M	U	/	U	U	U	U
	ALDEHIDO FÓRMICO (40%)	U	M	S	S	S	S	S	M	S	S	U	S	S	S	M	S	S	S	S	S	M	S	S	S	M	M	M
	ALDEHIDO GLUTÁRICO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	/	S	S	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S
	GLICERINA	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	HIDROCLORURO DE GUANIDINA	U	S	U	U	U	S	S	S	S	S	/	/	S	S	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S
	HAEMO-SOL™	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	/	S	S	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S
	HEXANO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	/	S	S	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S
	ALCOHOL ISOBUTÍLICO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ALCOHOL ISOPROPÍLICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	ÁCIDO IODOACÉTICO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	/	S	S	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S
	BROMURO POTÁSICO	U	S	U	U	U	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S
	CARBONATO POTÁSICO	M	S	U	U	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S
	S	Satisfactorio																										
	M	Ligeramente cáustico; dependiente de la duración de exposición, revoluciones etc. posiblemente se obtengan resultados de centrifugado satisfactorios; se recomienda realizar las pruebas bajo las condiciones pertinentes																										
	U	Insatisfactorio, no recomendado																										
	/	No se dispone de datos; Se recomienda realizar la prueba con material de muestra																										

Compatibilidad química		MATERIAL	
SUSTANCIA QUÍMICA			
CLORURO POTÁSICO	U	S	S
HIÓXIDO POTÁSICO (5%)	U	U	S
HIÓXIDO POTÁSICO (CONC.)	U	U	U
PERMANGANATO POTÁSICO	S	S	S
CLORURO DE CALCIO	M	U	S
HIPOCLORITO DE CALCIO	M	U	S
PETROLEO	S	S	S
CLORURO DE SODIO (10%)	S	S	S
CLORURO DE SODIO (SATURADO)	U	U	S
TETRACLORURO DE CARBONO	U	U	S
AGUA REGIA	U	U	S
SOLUCIÓN 555 (20%)	S	S	S
CLORURO DE MAGNESIO	M	S	S
S	Satisfactorio		
M	Ligeramente cáustico; dependiente de la duración de exposición, revoluciones etc. posiblemente se obtengan resultados de centrifugado satisfactorios; se recomienda realizar las pruebas bajo las condiciones pertinentes		
U	Insatisfactorio, no recomendado		
/	No se dispone de datos; Se recomienda realizar la prueba con material de muestra		
Viton™	S	S	S
Tygon™	S	S	S
Titanio	S	M	U
Acero inoxidable	U	U	M
Caucho silicónico	S	M	U
Rulon A™, Teflon™	S	S	U
Cloruro de polivinilo	S	S	U
Polisulfono	S	S	S
Polipropileno	S	S	M
Polietileno	S	S	S
Politermido	S	U	S
Fibra de vidrio poliéster, termoendurecible	/	S	M
Policarbonato	S	U	S
Polialómero	S	S	S
PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	S	/	U
Nilón	S	S	U
Noryl™	S	S	S
Neopreno	S	S	S
Cristal	S	S	S
Goma EPDM	S	/	/
Delrin™	S	M	S
Material compuesto de fibra de carbono/resina epoxi	S	S	S
Pintura de poliuretano para rotores	S	/	S
Acetato de celulosa butyrat	/	S	U
Buna N	S	S	M
Revestimiento de aluminio anódico	S	U	S
Aluminio	U	U	S

Compatibilidad química		Viton™	Tygon™	Titanio	Acero inoxidable	Caucho silicónico	Rulon A™, Teflon™	Cloruro de polivinilo	Polisulfono	Polipropileno	Polietileno	Politermido	Fibra de vidrio poliéster, termoendurecible	Policarbonato	Polialómero	PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	Nilón	Noryl™	Neopreno	Cristal	Goma EPDM	Delrin™	Material compuesto de fibra de carbono/resina epoxi	Pintura de poliuretano para rotores	Acetato de celulosa butyrat	Buna N	Revestimiento de aluminio anódico	Aluminio
MATERIAL	SUSTANCIA QUÍMICA	S	S	S	S	U	S	M	S	U	U	S	/	U	U	U	U	S	S	M	S	/	M	S	/	U	S	U
	ÁCIDO MERCAPTÓBUTÍRICO	S	S	S	S	U	S	M	S	U	U	S	/	U	U	U	U	S	S	M	S	S	M	S	/	U	S	
	ALCOHOL METÍLICO	S	M	S	M	S	S	S	S	S	S	S	M	U	S	U	S	S	S	S	S	S	S	S	U	S	S	
	CLORURO DE METILO	U	S	U	M	U	S	U	U	U	M	U	U	U	U	U	S	S	U	U	S	S	S	M	U	U	U	
	METILELACETONA	S	U	U	U	U	S	U	U	S	S	U	U	U	S	U	S	S	U	U	S	S	S	S	U	U	S	
	METILAMIDA™	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	/	U	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S	U	S	S	
	ÁCIDO LÁCTICO (100%)	/	S	S	S	S	S	M	/	S	S	M	S	U	S	/	U	S	S	M	/	/	/	/	/	S	/	
	ÁCIDO LÁCTICO (20%)	/	/	S	S	S	S	M	/	S	S	S	S	U	S	/	U	S	M	/	/	/	/	/	/	S	/	
	N ALCOHOL BUTÍLICO	S	/	S	/	M	S	M	M	S	S	S	S	M	S	U	S	M	/	S	/	/	/	/	/	S	S	
	N FTALATO BUTÍLICO	S	U	U	M	M	S	U	S	U	U	/	M	U	U	U	S	U	U	U	S	S	S	S	/	S	S	
	N, N FORMAMIDA DE DIMETILO	S	S	S	S	M	S	U	U	S	S	/	U	U	S	U	S	S	U	S	S	S	M	S	U	S	S	
	BORATO SÓDICO	M	S	S	M	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	BROMURO SÓDICO	U	S	S	M	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	CARBONATO SÓDICO (2%)	M	U	S	M	S	S	S	S	S	S	/	S	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	DODECILSULFATO SÓDICO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	S	S	
	S	Satisfactorio																										
	M	Ligeramente cáustico; dependiente de la duración de exposición, revoluciones etc. posiblemente se obtengan resultados de centrifugado satisfactorios; se recomienda realizar las pruebas bajo las condiciones pertinentes																										
	U	Insatisfactorio, no recomendado																										
	/	No se dispone de datos; Se recomienda realizar la prueba con material de muestra																										

Compatibilidad química																													
MATERIAL	SUSTANCIA QUÍMICA	Aluminio	Revestimiento de aluminio anódico	Buna N	Acetato de celulosa butyrat	Pintura de poliuretano para rotores	Material compuesto de fibra de carbono/resina epoxi	Delrin™	Goma EPDM	Cristal	Neopreno	Noryl™	Nilón	PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	Polialómero	Policarbonato	Fibra de vidrio poliéster, termoendurecible	Politermido	Polietileno	Polipropileno	Polisulfono	Cloruro de polivinilo	Rulon A™, Teflon™	Caucho silicónico	Acero inoxidable	Titanio	Tygon™	Viton™	
				U	U	M	S	S	M	U	S	S	M	S	S	S	M	S	S	S	S	S	M	S	S	U	U	S	S
		M	S	S	/	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	M	S	S	S	
		S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
		U	S	S	/	S	S	S	S	/	/	S	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
		S	S	S	/	S	S	S	S	M	S	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
		U	S	S	S	S	S	/	S	S	S	/	S	U	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	M	S	S	S	
		S	S	S	/	/	/	S	U	S	S	S	S	U	S	M	S	U	M	U	U	S	S	/	S	S	S	S	
		S	/	S	/	/	/	S	M	S	S	S	S	U	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
		S	S	U	S	S	S	U	U	S	U	S	S	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	U	U	S	S	S	
		S	/	S	/	/	/	S	S	S	S	S	S	U	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
		S	/	U	S	S	S	U	U	S	U	S	S	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	U	U	S	S	S	
		U	S	U	/	/	M	U	/	S	U	U	U	U	S	U	U	U	U	M	M	U	S	U	U	S	U	S	
		U	S	U	/	S	U	M	/	S	U	U	U	U	S	U	U	M	S	U	S	U	S	U	U	M	M	S	
		U	S	U	/	S	U	M	/	S	U	U	U	U	S	U	U	U	U	U	M	U	S	U	U	U	M	S	
		S	Satisfactorio																										
		M	Ligeramente cáustico; dependiente de la duración de exposición, revoluciones etc. posiblemente se obtengan resultados de centrifugado satisfactorios; se recomienda realizar las pruebas bajo las condiciones pertinentes																										
		U	Insatisfactorio, no recomendado																										
		/	No se dispone de datos; Se recomienda realizar la prueba con material de muestra																										

Compatibilidad química		MATERIAL	
SUSTANCIA QUÍMICA			
ÁCIDO FOSFÓRICO (10%)	U	U	S
ÁCIDO FOSFÓRICO (CONC.)	U	U	S
SUSTANCIAS FISIOLÓGICAS (SUERO, ORINA)	M	S	S
ÁCIDO PÍCRICO	S	S	S
PIRIDINA (50%)	U	U	S
BROMURO DE RUBIDIO	M	S	S
CLORURO DE RUBIDIO	M	S	S
SACAROSA	M	S	S
SACAROSA, ALCALI	M	S	S
ÁCIDO SULFOSALICÍLICO	U	S	S
ÁCIDO NÍTRICO (10%)	U	S	S
ÁCIDO NÍTRICO (50%)	U	S	S
ÁCIDO NÍTRICO (95%)	U	S	S
ÁCIDO CLORHÍDRICO (10%)	U	S	S
S	Satisfactorio		
M	Ligeramente cáustico; dependiente de la duración de exposición, revoluciones etc. posiblemente se obtengan resultados de centrifugado satisfactorios; se recomienda realizar las pruebas bajo las condiciones pertinentes		
U	Insatisfactorio, no recomendado		
/	No se dispone de datos; Se recomienda realizar la prueba con material de muestra		
Viton™	S	S	S
Tygon™	S	/	S
Titanio	U	U	S
Acero inoxidable	M	S	S
Caucho silicónico	U	S	S
Rulon A™, Teflon™	S	S	S
Cloruro de polivinilo	S	M	S
Polisulfono	S	S	S
Polipropileno	S	M	S
Polietileno	S	S	S
Politermido	S	S	S
Fibra de vidrio poliéster, termoendurecible	S	S	S
Policarbonato	S	M	S
Polialómero	S	M	S
PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	/	U	S
Nilón	U	U	S
Noryl™	S	S	S
Neopreno	S	M	S
Cristal	S	/	S
Goma EPDM	S	S	S
Delrin™	U	U	S
Material compuesto de fibra de carbono/resina epoxi	S	/	S
Pintura de poliuretano para rotores	S	/	S
Acetato de celulosa butyrat	S	M	S
Buna N	M	M	S
Revestimiento de aluminio anódico	U	U	S
Aluminio	U	U	S

Compatibilidad química																												
MATERIAL	SUSTANCIA QUÍMICA	Aluminio	Revestimiento de aluminio anódico	Buna N	Acetato de celulosa butyrat	Pintura de poliuretano para rotores	Material compuesto de fibra de carbono/resina epoxi	Delrin™	Goma EPDM	Cristal	Neopreno	Noryl™	Nilón	PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	Polialómero	Policarbonato	Fibra de vidrio poliéster, termoendurecible	Politermido	Polietileno	Polipropileno	Polisulfono	Cloruro de polivinilo	Rulon A™, Teflon™	Caucho silicónico	Acero inoxidable	Titanio	Tygon™	Viton™
				U	U	U	U	S	U	U	/	S	M	S	U	U	M	U	U	S	S	S	S	M	S	U	U	U
		M	U	U	S	S	U	U	/	S	S	M	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	U	U	U	M	S
		M	U	U	U	S	U	U	/	S	S	M	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	U	U	U	M	S
		M	U	U	U	/	U	U	M	/	/	M	U	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	U	U	U	/	S
		S	/	S	/	/	/	S	M	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	U	U	S	S	S
		S	S	U	U	S	U	M	U	S	U	U	S	U	U	U	/	M	U	U	U	U	S	U	S	U	U	U
		U	U	U	/	S	S	U	M	S	U	S	U	U	S	S	/	U	S	S	S	U	S	U	U	U	U	M
		S	/	U	U	/	/	/	U	/	U	/	S	U	U	U	U	U	U	U	U	U	S	U	/	U	/	S
		U	S	S	S	S	S	S	/	/	/	/	/	/	S	S	/	S	S	S	S	/	S	/	/	S	/	S
		S	S	S	/	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
		S	/	U	S	S	S	S	/	/	/	/	S	S	S	S	M	S	S	S	S	/	S	S	S	S	/	S
S		Satisfactorio																										
M		Ligeramente cáustico; dependiente de la duración de exposición, revoluciones etc. posiblemente se obtengan resultados de centrifugado satisfactorios; se recomienda realizar las pruebas bajo las condiciones pertinentes																										
U		Insatisfactorio, no recomendado																										
/		No se dispone de datos; Se recomienda realizar la prueba con material de muestra																										

Compatibilidad química			
MATERIAL	SUSTANCIA QUÍMICA		
	PEROXIDO DE HIDROGENO (10%)	U	S
	PEROXIDO DE HIDROGENO (3%)	S	S
	XILENO	S	S
	CLORURO DE CINC	U	S
	SULFATO DE CINC	U	S
	ÁCIDO CÍTRICO (10%)	M	S
S		Satisfactorio	
M		Ligeramente cáustico; dependiente de la duración de exposición, revoluciones etc.; posiblemente se obtengan resultados de centrifugado satisfactorios; se recomienda realizar las pruebas bajo las condiciones pertinentes	
U		Insatisfactorio, no recomendado	
/		No se dispone de datos; Se recomienda realizar la prueba con material de muestra	
	Viton™	S	S
	Tygon™	U	S
	Titanio	S	S
	Acero inoxidable	M	S
	Caucho silicónico	S	S
	Rulon A™, Teflon™	S	S
	Cloruro de polivinilo	S	S
	Polisulfono	S	S
	Polipropileno	S	S
	Polietileno	S	S
	Politermido	U	M
	Fibra de vidrio poliéster, termoendurecible	M	S
	Policarbonato	S	S
	Polialómero	S	S
	PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	S	S
	Nilón	U	S
	Noryl™	S	S
	Neopreno	S	S
	Cristal	S	S
	Goma EPDM	/	/
	Delrin™	U	S
	Material compuesto de fibra de carbono/resina epoxi	U	/
	Pintura de poliuretano para rotores	S	S
	Acetato de celulosa butyrat	S	S
	Buna N	M	S
	Revestimiento de aluminio anódico	U	M
	Aluminio	U	S

¹ Tereftalato de polietileno

AVISO Los datos de estabilidad química no son vinculantes. Durante el centrifugado no hay datos de estabilidad estructurados. En caso de duda, se recomienda realizar una serie de pruebas cargando muestras.

Índice

8 x 50 mL Sealed B-28

A

Ajuste de la temperatura 2-11, 3-10, 4-5
Ajuste del tiempo de funcionamiento 2-11, 3-8, 4-3
Ajustes 3-29
Ajustes avanzados del programa 3-22
Alarmas 3-17, 3-29
Alarmas de temperatura alta y baja 3-30
Alertas 3-15, 3-31
Alimentación de corriente A-10
Almacenaje 5-6
Antes de cargar un rotor 2-8
Apertura automática de la tapa 3-38
Apertura y cierre de la tapa de la centrífuga 2-4
Aplicación hermética a los aerosoles
Bases 2-13
Archivos e información 3-50
Arranque inicial 1-12
Automatización de procesos usando programas 3-20

B

Barra de navegación 3-5
Bases 5-1
BIOShield 720 B-22
BIOShield 1000A B-24
Bloqueo mecánico de emergencia de la tapa 6-1
Brillo 3-41

C

Cambio al modo seguro 3-33
Cambio de la contraseña de administrador 3-33
Cambio de las contraseñas de usuario 3-34
Carga correcta 2-8
Carga del rotor 2-7
Carga incorrecta 2-8
Carga máxima 2-9
Casillas de verificación de la alerta 3-32
Centrifugado 2-12, 3-12, 4-6
Ciclos de los rotores y las cubetas 5-2
CLINIConic B-26
Cómo instalar y desmontar un rotor 2-5
Compartir programas entre centrífugas 3-26
Compatibilidad química C-1
Compresor apagado 3-38
Comprobación del rotor y de los accesorios 5-1
Compruebe la hermeticidad ante aerosoles 2-14
Conexión de alimentación 1-12
Configuración de la velocidad/el valor RCF 2-11, 3-6, 4-2
Configuración de los parámetros de centrifugado básicos 2-11, 3-6, 4-2
Configuración y guardado de un programa 3-20, 4-6
Controles 3-34
Cubeta rotor 3-40
Cubetas de rotor herméticas a los aerosoles 2-14

D

Descontaminación 5-4
Desembalar 1-1
Desinfección 5-4
Detención de un proceso de centrifugado en marcha 4-7
Diagnóstico de fallos 6-1
Diagrama 3-48
Directivas, normas y directrices A-7

E

Edición de los parámetros de un programa 3-24
Ejecución de un programa 3-25
Eliminación 5-6
Eliminación de un rotor del registro 3-47
Eliminar un programa 3-24
Encendido y apagado de la centrífuga 2-4
Envío 5-6
Equilibrado de la carga 2-7
Especificaciones del rotor B-1
Especificaciones técnicas A-1
Estado 3-14
Esterilizar en autoclave 5-5
Ethernet 1-12
Exportación de los datos de un diagrama 3-49
Exportación del registro de eventos 3-46
Exportación del registro del rotor 3-48
Exportar programas 3-26

F

Fecha 3-42
Fecha/hora auto 3-42
Fiberlite F10-6 x 100 LEX B-59
Fiberlite F13-14 x 50cy B-45
Fiberlite F14-6 x 250 LE B-47
Fiberlite F15-6 x 100y B-49
Fiberlite F15-8 x 50cy B-52
Fiberlite F21-48 x 2 B-54
Fiberlite H3-LV B-57
Formación de hielo 6-2
Funcionamiento en el modo continuo 4-6
Funcionamiento en el modo de programa 4-7
Funcionamiento en el modo temporizado 4-7

G

Guía de solución de problemas 6-2

H

H-FLEX 1 B-13
H-FLEX HS4 B-15
HIGHConic II B-30
HIGHPlate 6000 B-17
Hora 3-43

I

Identificación del rotor y de las cubetas 2-10
Idioma 3-42
Importar programas 3-27
Información para el Servicio Posventa 6-3
Información sobre mi centrífuga ix
Instalar y desmontar un rotor 2-5
Instrucciones de seguridad xii

Intensidad de la alarma 3-29
Intensidad del tono de la alerta 3-31
Interfaz gráfica de usuario 3-1
 Visión general 3-1
Intervalos de limpieza 5-1

L

Limitación de acceso 3-32
Limpiar 5-2
Lugar 1-1

M

M-20 Microplate B-19
Mantenimiento y cuidado 5-1
Menú de inicio 3-3
Menú del sistema 4-8
MicroClick 18 x 5 B-42
MicroClick 30 x 2 B-39
Microliter 30 x 2 B-33
Microliter 48 x 2 B-36
Modo de valores nominales 3-36

N

Nombre de la unidad 3-44

P

Palabras y símbolos de señalización xi
Panel de control 3-5
Panel de control LCD 4-1
 Visión general 4-1
Pantalla Ajustes 3-4
Pantalla principal 3-2
Pantalla táctil 5-3
Perfil de aceleración 4-3
Perfiles de aceleración y de frenado 2-11, 3-9
Perfiles de frenado 4-4
Personalización de pulsos 3-37
Piezas de metal 5-1
Piezas de plástico 5-2
Preatemperación de la cámara de centrifugado
 2-12, 3-11, 4-4
Previsualización de los parámetros de un
 programa 3-23
Programación 3-38
Programa de rotores A-12
Programas 4-6
Prólogo ix
Protocolo del rotor 3-47

R

Refrigerantes A-9
Región 3-43
Registro de eventos 3-45
Registros 3-44
Reinicio del contador del rotor 3-47
Rejilla de ventilación 5-3
Rotores con recubrimiento de deslizamiento 5-1
Rotores para laboratorio y centrifugas de
 diagnóstico in vitro A-12
RS232 1-12

S

Selección del tipo de cubeta 4-5
Serie Megafuge ST Plus A-4
Serie Multifuge X Pro A-1
Servicio 2-1, 3-50, 5-6
Símbolos utilizados en las instrucciones de uso
 xi
Símbolos utilizados en la unidad y en sus
 accesorios xi

T

Tapas de rotor herméticas a los aerosoles 2-13
Tiempo límite de silenciamiento 3-30
Tono de alarma 3-30
Tono de alerta 3-31
Transportar 1-2
Transporte y colocar 1-1
Tratamiento de los mensajes de error 4-7
TX-200 B-2
TX-400 B-4
TX-750 B-6
TX-1000 B-11

U

Ubicación de las piezas 2-1
USB 1-12
Uso del modo Continuo o Temporizado 3-12
Uso del modo Pulso 3-13
Uso de tubitos y materiales fungibles 2-10
Uso previsto ix
Uso previsto de las centrifugas de diagnóstico in
 vitro x
Uso previsto de las centrifugas de laboratorio ix
Usuario previsto x

V

Valores nominales 3-34
Ver hora como 3-37
Vista general del producto 1-7
Visualización de los diagramas 3-48
Visualización de los eventos 3-45
Visualización y tratamiento de las alarmas 3-18
Visualización y tratamiento de las alertas 3-16
Visualizar 3-41
Volumen de llenado
 Volumen de llenado 2-13
Volumen de suministro 1-1

Z

Zona de estado e información 3-2



Thermo Electron LED GmbH
Zweigniederlassung Osterode
Am Kalkberg, 37520 Osterode am Harz
Germany



thermofisher.com/centrifuge

© 2019-2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific Inc. y sus filiales, a menos que se especifique de otro modo.

Delrin es una marca registrada de DuPont Polymers, Inc. TEFLON y Viton son marcas registradas de The Chemours Company FC. Noryl y Valox son marcas registradas de Sabic Global Technologies. POLYCLEAR es una marca registrada de Hongye CO., Ltd. Hypaque es una marca registrada de Amersham Health AS. RULON A y Tygon son marcas registradas de Saint-Gobain Performance Plastics. Alconox es una marca registrada de Alconox, Inc. Ficoll es una marca registrada de Cytiva Sweden AB. Haemo-Sol es una marca registrada de Haemo-Sol International, LLC. Triton es una marca registrada de Union Carbide Corporation.

Las especificaciones, las condiciones y los precios no son vinculantes. No todos los productos están disponibles en todos los países. Para obtener más información, consulte a su representante local.
Las imágenes mostradas en este manual sólo son meras referencias. Los ajustes e idiomas que muestran pueden variar. Las imágenes de la interfaz de usuario que se utilizan en el manual reproducen la versión en inglés a modo de ejemplo.

Australia +61 39757 4300

Austria +43 1 801 40 0

Bélgica +32 9 272 54 82

China +800 810 5118, +400 650 5118

Francia +33 2 2803 2180

Llamadas nacionales desde Alemania, gratuito 0800 1 536 376

Llamadas internacionales a Alemania +49 6184 90 6000

Llamada gratuita India +1800 22 8374

India +91 22 6716 2200

Italia +39 02 95059 552

Japón +81 3 5826 1616

Corea +82 2 2023 0600

Países Bajos +31 76 579 55 55

Nueva Zelanda +64 9 980 6700

Norte de Europa, Báltico / GUS +358 10 329 2200

Rusia +7 812 703 42 15, +7 495 739 76 41

Singapur +82 2 3420 8700

España/Portugal +34 93 223 09 18

Suiza +41 44 454 12 12

Reino Unido / Irlanda +44 870 609 9203

EEUU/Canadá +1 866 984 3766

Otros estados asiáticos +852 3107 7600

Otros países +49 6184 90 6000

es

